
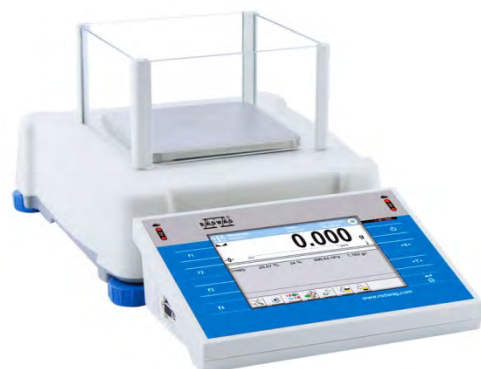


Instrukcja Obsługi

Numer instrukcji:
IMMU-02-14-08-15-PL

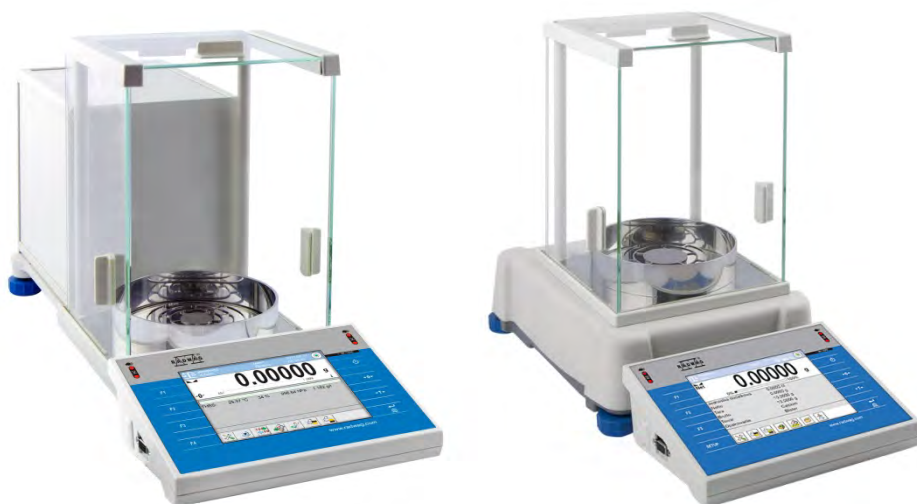

WAGI SERII 3Y

- Wagi analityczne XA 3Y
- wagi analityczne AS 3Y
- wagi precyzyjne serii PS 3Y
- wagi precyzyjne serii APP 3Y



PRODUCENT
WAG ELEKTRONICZNYCH

26 – 600 Radom ul. Bracka 28
tel. +4848 38 48 800, tel./fax. +4848 385 00 10
Dział Sprzedaży +4848 366 80 06
www.radwag.pl

SIERPIEŃ 2015

Spis treści

1. INFORMACJE PODSTAWOWE	9
2. ROZPAKOWANIE I MONTAŻ	12
2.1. Wagi serii XA 3Y; XA 3Y.A	12
2.2. Wagi serii AS 3Y.....	13
2.3. Wagi serii PS 3Y	14
2.4. Wagi serii APP 3Y	15
2.5. Czyszczenie wagi.....	16
2.6. Podłączenie do sieci	21
2.7. Podłączenie wyposażenia dodatkowego	21
3. BUDOWA WAG	22
3.1. Opis złącz.....	26
3.2. Wagi z bezprzewodowym połączeniem głowicy z modułem wagowym <i>(wykonanie opcjonalne)</i>	27
3.2.1. Uruchomienie wagi	28
3.2.2. Opis ikon dla wykonania bezprzewodowego	29
3.2.3. Ustawienia wagi	29
4. URUCHOMIENIE WAGI	30
5. KLAWIATURA WAGI - FUNKCJE PRZYCISKÓW	30
6. STRUKTURA PROGRAMU	31
7. OKNO WAGOWE PROGRAMU	32
8. LOGOWANIE	33
9. PORUSZANIE SIE W MENU WAGI	35
9.1. Klawiatura wagi	35
9.2. Powrót do funkcji ważenia	36
10. WAŻENIE	37
10.1. Wybór jednostki ważenia.....	37
10.2. Zasady poprawnego ważenia	38
10.3. Wypoziomowanie wagi	39
10.4. Zerowanie wagi.....	39
10.5. Tarowanie wagi.....	40
10.6. Ważenie dla wag dwuzakresowych (dotyczy wagi PS 200/2000.3Y)	41
10.7. Wykorzystanie współczynnika kompensacji wyporności powietrza.....	41
10.8. Dodatkowe parametry związane z ważeniem	45
10.9. Minimalna naważka.	47
10.10. Współpraca z TITRATORAMI	51
11. KALIBRACJA	52
11.1. Kalibracja wewnętrzna	52
11.2. Kalibracja zewnętrzna	52
11.3. Kalibracja użytkownika	53
11.4. Test kalibracji	53
11.5. Kalibracja automatyczna	54
11.6. Czas kalibracji automatycznej	54
11.7. Zaplanowane kalibracje.....	54
11.8. Wydruk raportu.....	57

11.9. Projekt GLP	58
11.10. Historia kalibracji	58
12. UŻYTKOWNICY	59
13. UPRAWNIENIA.....	60
14. PROFILE.....	62
14.1. Tworzenie profilu.....	62
14.2. Konstrukcja Profilu	63
14.2.1. Ustawienia.....	63
14.2.2. Mody pracy.....	64
14.2.3. Odczyt	64
14.2.4. Jednostki.....	66
15. MODY PRACY – informacje ogólne	66
15.1. Wybór modu pracy	68
15.2. Parametry związane z modem pracy	68
15.3. Przyciski szybkiego dostępu, czujniki zbliżeniowe	69
15.3.1. Czujniki zbliżeniowe.....	69
15.3.2. Automatyczne otwieranie drzwiczek.....	70
15.4. Informacje	70
15.5. Wydruki	70
15.6. Profile	73
16. LICZENIE SZTUK	74
16.1. Ustawienia dodatkowe związane z liczeniem detali.....	75
16.2. Liczenie detali – przyciski szybkiego dostępu	76
16.3. Ustawienie masy wzorca przez wpisanie znanej masy detalu.....	76
16.4. Ustawienie masy wzorca przez wyznaczenie masy detalu	76
16.5. Pobranie masy detalu z bazy danych	77
16.6. Aktualizacja masy detalu w bazie danych	78
16.7. Procedura liczenia detali.....	78
16.8. Doważanie funkcji liczenia detali	79
16.9. Dozowanie w funkcji liczenia detali	80
17. DOWAŻANIE	81
17.1. Wykorzystanie progów doważania	82
17.2. Ustawienia dodatkowe związane z doważaniem	82
18. DOZOWANIE	83
18.1. Wykorzystanie bazy towarów w dozowaniu	84
18.2. Ustawienia dodatkowe związane z dozowaniem	85
19. ODCHYLENKI WZGLĘDEM MASY WZORCA	86
19.1. Porównywanie próbki z masą wzorca	87
19.2. Doważanie, dozowanie w funkcji odchyłek procentowych.....	88
19.3. Interpretacja funkcji poprzez bargraf	89
19.4. Ustawienia dodatkowe związane z odchyłkami	89
20. GĘSTOŚĆ.....	90
20.1. Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy.....	91
20.2. Sposób montażu zestawu	92
20.3. Wyznaczanie gęstości ciała stałego	93
20.4. Wyznaczanie gęstości cieczy	94
20.5. Gęstość powietrza	95

20.6. Wyznaczanie gęstości substancji z wykorzystaniem piknometru	96
20.7. Ustawienia dodatkowe związane z funkcją gęstości.....	97
20.8. Wydruki	98
20.9. Raport ze zrealizowanych procesów wyznaczania gęstości	101
21. WAŻENIE ZWIERZĄT.....	103
21.1. Ustawienia dla ważenia zwierząt.....	104
21.2. Ustawienia dodatkowe dla Ważenia zwierząt	105
22. RECEPTURY	106
22.1. Ustawienia dodatkowe związane z recepturami	107
22.2. Receptury – przyciski szybkiego dostęp.....	108
22.3. Wprowadzanie receptury do Bazy Receptur	108
22.4. Wykorzystanie receptur w ważeniu	110
22.5. Wydruki	113
22.6. Raport ze zrealizowanych procesów recepturowania	114
23. STATYSTYKA	115
23.1. Ustawienia przycisków i informacji dla Statystyki	116
23.2. Ustawienia dodatkowe dla Statystyki	116
23.3. Parametry związane z serią pomiarów.....	117
24. KALIBRACJA PIPET	119
24.1. Ustawienia dodatkowe związane z kalibracją pipet.....	123
24.2. Kalibracja pipet – przyciski szybkiego dostęp	123
24.3. Dodanie pipety do Bazy Pipet.....	124
24.4. Wydruki	125
24.5. Aktywacja funkcji	126
24.6. Raport ze zrealizowanych procesów kalibracji	128
25. WAŻENIE RÓŻNICOWE.....	129
25.1. Ustawienia dodatkowe związane z ważeniem różnicowym.....	130
25.2. Ważenie różnicowe – przyciski szybkiego dostęp	131
25.3. Wprowadzanie serii do Bazy Serii	132
25.4. Przykład realizacji procesu ważenia różnicowego	133
25.5. Kopiowanie tary.	139
25.6. Użycie opcji „WYBÓR PRÓBKII”.	140
25.7. Usuwanie wartości.....	140
25.8. Wydruki	141
26. STATYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI - SQC	143
26.1. Procedura uruchomienia modu pracy	144
26.2. Ustawienia dodatkowe związane z SQC	146
26.3. Przeprowadzanie kontroli	147
26.1. Raport z kontroli towaru.....	148
27. KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH	150
27.1. Procedura uruchomienia modu pracy	150
27.2. Okno ustawień kontroli	151
27.3. Ustawienia lokalne modu pracy KTP.....	152
27.4. Edycja towaru dla kontroli	152
27.5. Procedura rozpoczęcia kontroli	155
27.6. Procedura przerwania kontroli.....	156

27.7. Procedura przywracania przerwanej kontroli w chwili zaniku zasilania wagi	157
27.8. Przeprowadzanie kontroli nieniszczącej w trybie ze średnią tarą	158
27.9. Przeprowadzanie kontroli nieniszczącej w trybie puste-pełne	164
27.10. Przeprowadzanie kontroli niszczącej w trybie puste-pełne, pełne-puste	165
27.11. Przeprowadzanie kontroli według kryteriów wewnętrznych	166
27.12. Raport z wyznaczania wartości średniej tary	168
27.13. Raport z kontroli towaru	169
28. KONTROLA MASY	171
28.1. Procedura uruchomienia modu pracy	171
28.2. Ustawienia globalne dla kontroli masy	171
28.3. Przebieg procesu kontroli masy	171
28.4. Wydruki	173
28.5. Raport ze zrealizowanych procesów kontroli	174
29. BAZY DANYCH	175
29.1. Operacje możliwe do wykonania w bazach danych	176
29.2. Towary	177
29.3. Ważenia	179
29.4. Klienci	179
29.5. Receptury	180
29.6. Raporty receptur	180
29.7. Raporty gęstości	181
29.8. Kontrole	182
29.9. Średnie tary	183
29.10. Pipety	184
29.11. Raporty kalibracji pipet	184
29.12. Serie	185
29.13. Raporty SQC	185
29.14. Minimalne naważki	187
29.15. Kontrole masy	189
29.16. Warunki środowiskowe	190
29.17. Opakowania	190
29.18. Magazyny	191
29.19. Wydruki	191
29.20. Zmienne uniwersalne	193
29.21. Zarządzanie bazami danych	194
29.21.1. Eksportuj bazę ważeń do pliku	194
29.21.2. Usuń bazy danych	196
29.21.3. Usuń ważenia i raporty	197
30. KOMUNIKACJA	198
30.1. Ustawienia portów RS 232	198
30.2. Ustawienia portu ETHERNET	198
30.3. Ustawienia portu WiFi	199
30.4. Ustawienia protokołu TCP	200
31. URZĄDZENIA	201
31.1. Komputer	201
31.2. Drukarka	202
31.3. Czytnik kodów kreskowych	204

31.4. Czytnik kart transponderowych	204
31.5. Wyświetlacz dodatkowy.....	205
31.6. Moduł środowiskowy	205
31.7. Dozownik tabletek	206
32. WEJŚCIA / WYJŚCIA.....	206
33. INNE PARAMETRY	208
33.1. Wybór języka interfejsu	208
33.2. Ustawienie daty i czasu	208
33.3. Sygnał dźwiękowy „Beep”	210
33.4. Głośność	210
33.5. Usypianie wyświetlacza	210
33.6. Jasność wyświetlacza	210
33.7. Kalibracja ekranu dotykowego	211
33.8. Kontrola poziomu	211
33.9. Czułość czujników	212
33.10. Opóźnienie czujników zbliżeniowych	212
33.11. Autotest.....	212
33.12. Logo startowe.....	217
33.13. Eksport zdarzeń systemu	217
34. AKTUALIZACJA	218
35. INFORMACJE O SYSTEMIE.....	218
36. FILMY	219
37. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY.....	221
37.1. Zestaw rozkazów.....	221
37.2. Format odpowiedzi na pytanie z komputera	223
37.3. Wydruk ręczny / wydruk automatyczny	240
38. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYNYCH	241
39. SCHEMATY PRZEWODÓW POŁĄCZENIOWYCH	241
40. KOMUNIKATY O BŁĘDACH.....	242
41. WYPOSAŻENIE DODATKOWE	242
42. DODATEK A - Zmienne dla wydruków	243
42.1. Wykaz zmiennych.....	243
42.2. Formatowanie zmiennych	252
43. DODATEK B – Lista przycisków programowalnych	255
44. DODATEK C - Ustawienie drukarki CITIZEN	257
45. DODATEK D - Ustawienie drukarki ZEBRA	257
46. DODATEK E - Ustawienie czytnika kodów kreskowych	258
47. DODATEK F – Struktura menu	259

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

PRZEZNACZENIE

Wagi serii 3Y są przeznaczone do dokładnych pomiarów masy ważonych ładunków realizowanych w warunkach laboratoryjnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi i używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
- Do obsługi panelu dotykowego nie używać ostrych narzędzi (np. nóż, wkrętak, itp.).
- Ważone ładunki należy umieszczać możliwie w centralnej części szalki wagi.
- Szalkę należy obciążać towarami o masie brutto mniejszej niż maksymalny udźwig wagi.
- Nie należy na dłuższy czas pozostawiać dużych obciążeń na szalce.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć zasilanie wagi.
- Urządzenie przewidziane do wycofania z eksploatacji zutylizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Nie używać wagi w środowisku zagrożonym wybuchem. Waga nie jest przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych.

WARUNKI GWARANCJI

- A. RADWAG zobowiązuje się naprawić lub wymienić te elementy, które okażą się wadliwe produkcyjnie lub konstrukcyjnie,
- B. Określenie wad niejasnego pochodzenia i ustalenie sposobów ich wyeliminowania może być dokonane tylko z udziałem przedstawicieli producenta i użytkownika,
- C. RADWAG nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z uszkodzeniami lub stratami pochodzącymi z nieupoważnionego lub nieprawidłowego wykonywania procesów produkcyjnych lub serwisowych,

D. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją wagi, oraz uszkodzeń termicznych, chemicznych, uszkodzeń spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym, przepięciem w sieci energetycznej lub innym zdarzeniem losowym,
- uszkodzeń wagi, gdy używana jest ona niezgodnie z przeznaczeniem,
- uszkodzeń wagi, gdy serwis stwierdzi naruszenie lub uszkodzenie znaku zabezpieczającego konstrukcję wagi przed otwarciem.
- uszkodzeń mechanicznych i uszkodzeń spowodowanych przez płyny oraz naturalne zużycie,
- uszkodzeń wagi z powodu nieodpowiedniego ustawienia lub wady instalacji elektrycznej,
- uszkodzeń będących wynikiem przeciążenia mechanizmu pomiarowego,
- czynności konserwacyjnych (czyszczenie wagi).

E. Utrata gwarancji następuje wówczas, gdy:

- naprawa zostanie dokonana poza autoryzowanym punktem serwisowym,
- serwis stwierdzi ingerencję osób nieupoważnionych w konstrukcję mechaniczną lub elektroniczną wagi,
- zostanie zainstalowana inna wersja systemu operacyjnego,
- waga nie posiada firmowych znaków zabezpieczających.

F. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie serwisowej.

Nadzorowanie parametrów metrologicznych wagi

Właściwości metrologiczne wagi, powinny być sprawdzane przez użytkownika w ustalonych odstępach czasowych. Częstotliwość sprawdzania wynika z czynników środowiskowych pracy wagi, rodzaju prowadzonych procesów ważenia i przyjętego systemu nadzoru nad jakością.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi


Przed włączeniem wagi należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, nawet wtedy gdy użytkownik ma doświadczenie z wagami tego typu.

Szkolenie obsługi

Waga powinna być obsługiwana i nadzorowana tylko przez osoby przeszkolone do jej obsługi i posiadające praktykę w użytkowaniu tego typu urządzeń.

2. ROZPAKOWANIE I MONTAŻ

2.1. Wagi serii XA 3Y; XA 3Y.A

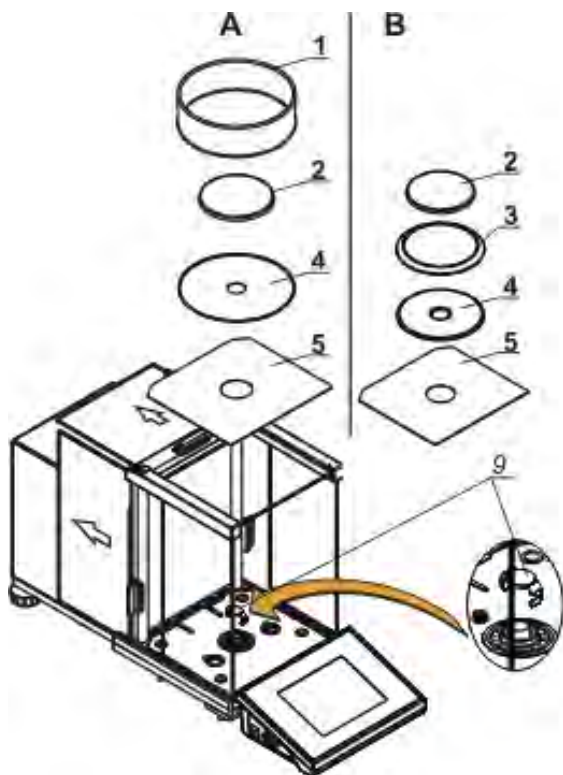

A – waga z działką $d=0,01\text{mg}$

B – waga z działką $d=0,1\text{mg}$

Po zainstalowaniu wagi w miejscu użytkowania należy zdjąć zabezpieczenie transportowe (9) - delikatnie docisnąć zabezpieczenie i przekręcić zgodnie ze strzałką <OPEN>, następnie wyjąć element zabezpieczający. Zabezpieczenie należy zachować, aby zabezpieczyć wagę na czas ewentualnego transportu, a następnie założyć:

- blachę spodnią (5)
- pierścień dolny (4)
- szalkę wagi (2)
- osłonę szalki (3) lub (1)


Po założeniu elementów podłączyć wszystkie urządzenia dodatkowe oraz załączyć wagę do sieci. Gniazdo zasilania znajduje się z tyłu obudowy wagi.

Kalibracja pipet

Zdjąć osłonę szalki i szalkę i w to miejsce założyć:

- komorę do kalibracji pipet
- wewnątrz komory założyć szalkę oraz inne elementy składowe (opis w dalszej części instrukcji)

Wagi serii XA 3Y.F

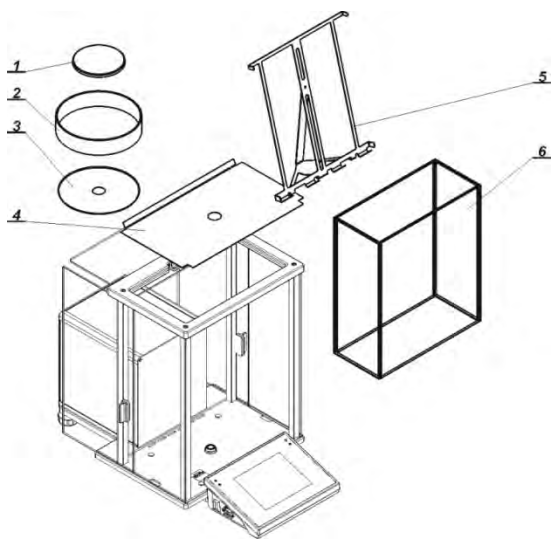

Po ustawieniu wagi w miejscu użytkowania, należy założyć wszystkie elementy standardowego wyposażenia:

- osłona dolna komory ważenia (4)
- pierścień dolny (3)
- szalka standardowa (1)
- osłona szalki (2)

Po zamontowaniu wszystkich elementów i podłączeniu wyposażenia dodatkowego, należy wagę podłączyć do sieci, za pomocą zasilacza, który jest w wyposażeniu wagi.

Przed przystąpieniem do ważenia filtrów, należy zdjąć osłonę szalki (2), szalkę standardową (1) i pierścień dolny (3). Następnie umieścić, wewnątrz komory ważenia szklaną osłonę (6) i założyć szalkę-stojak do filtrów (5).

Następnie wyzerować/wytarować wskazanie wagi i rozpocząć ważenie filtrów.

UWAGA:

Wszystkie czynności należy wykonywać bardzo ostrożnie i delikatnie, aby nie uszkodzić mechanizmu wagi.


2.2. Wagi serii AS 3Y

Ostrożnie wyjąć wagę z opakowania, zdjąć plastikowe, kartonowe i foliowe osłony oraz zabezpieczenia transportowe. Delikatnie postawić wagę w miejscu użytkowania. Założyć szalkę oraz inne elementy według schematu.

Wagi analityczne AS 3Y

A – waga z działką $d=0,01\text{mg}$

B – waga z działką $d=0,1\text{mg}$

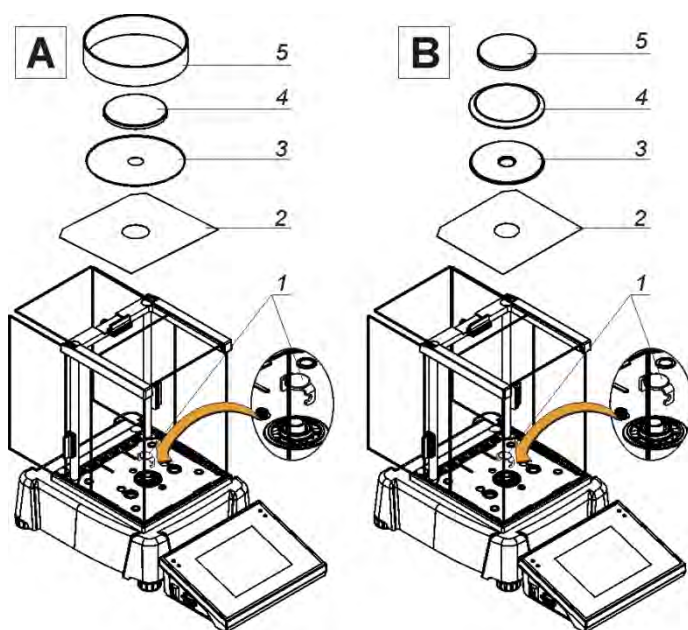

Po zainstalowaniu wagi w miejscu użytkowania należy zdjąć zabezpieczenie transportowe (1) - delikatnie docisnąć zabezpieczenie i przekręcić zgodnie ze strzałką <OPEN> następnie wyjąć element zabezpieczający. Zabezpieczenie należy zachować, aby zabezpieczyć wagę na czas ewentualnego transportu a następnie założyć:

2 – dolną osłonę komory


3 – pierścień centrujący

4 – szalkę wagi

5 – osłonę szalki


Po założeniu elementów podłączyć wszystkie urządzenia dodatkowe oraz załączyć wagę do sieci. Gniazdo zasilania znajduje się z tyłu obudowy wagi.

Widok wagi serii XA i AS z założonym zabezpieczeniem transportowym.

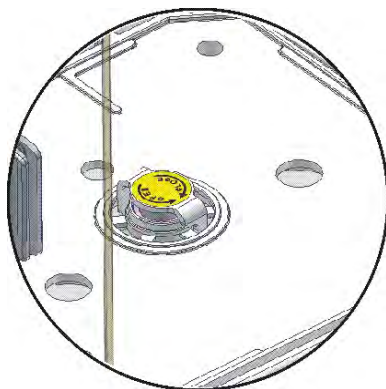

2.3. Wagi serii PS 3Y

Ostrożnie wyjąć wagę z opakowania, zdjąć plastikowe, kartonowe i foliowe osłony i zabezpieczenia transportowe i delikatnie postawić wagę w miejscu użytkowania. Założyć szalkę oraz inne elementy według schematu.

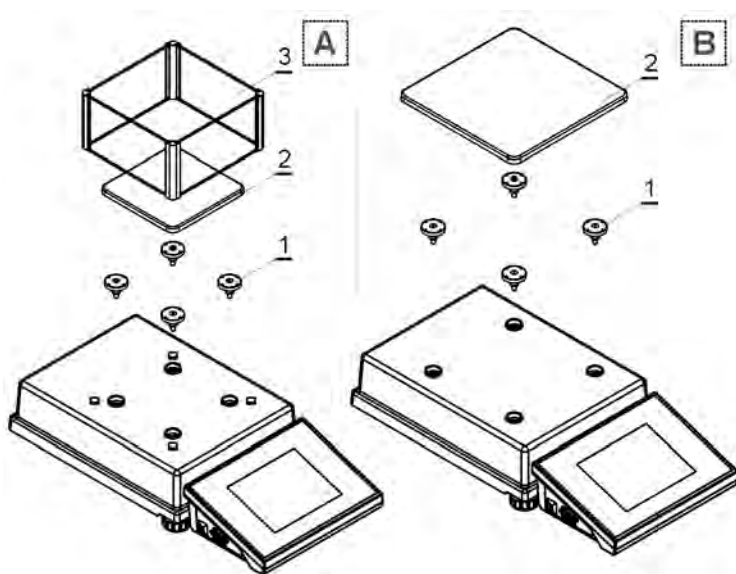

Wagi precyzyjne PS 3Y

A – waga z działką $d=1\text{mg}$

B – waga z działką $d=10\text{mg}$

Po zainstalowaniu wagi w miejscu użytkowania założyć:

1 – trzpień szalki


2 – szalkę wagi

3 – osłonę szalki /dla $d=1\text{mg}$ /


Po założeniu elementów podłączyć wszystkie urządzenia dodatkowe oraz załączyć wagę do sieci. Gniazdo zasilania znajduje się z tyłu obudowy wagi.

2.4. Wagi serii APP 3Y

Ostrożnie wyjąć wagę z opakowania, zdjąć plastikowe, kartonowe i foliowe osłony i zabezpieczenia transportowe i delikatnie postawić wagę w miejscu użytkowania.

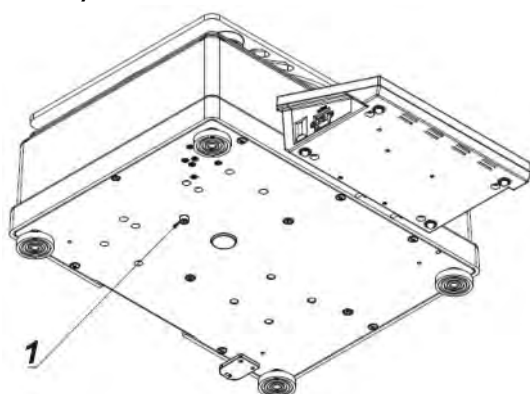


Po rozpakowaniu wagi należy wykręcić śrubę (1) blokującą mechanizm kalibracji.

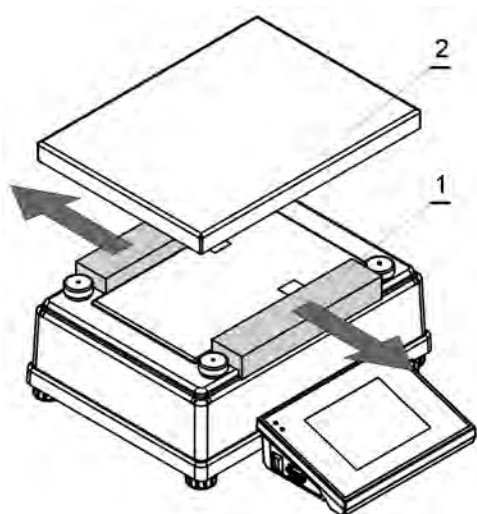

Przed zainstalowaniem wagi w miejscu użytkowania należy usunąć zabezpieczenia transportowe (1), jeśli znajdują się na wadze, a następnie założyć szalkę wagi (2).

Wagi APP 10.3Y są wyposażone w dwie szalki, które mogą być stosowane zamiennie. Należy pamiętać, że uruchomienie wagi jest możliwe tylko z jedną z szalek. Próba uruchomienia wagi z dwoma szalkami jednocześnie, będzie powodowała wyświetlanie błędu „- LH -”.

W takim przypadku należy zdjąć jedną z szalek.

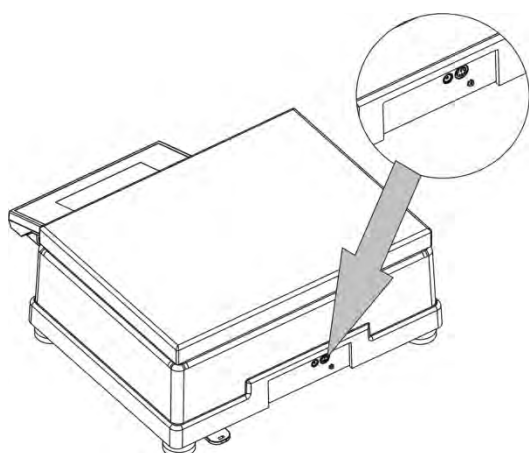

Po usunięciu zabezpieczeń założeniu szalki należy podłączyć głowicę odczytową do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy wagi, następnie podłączyć wszystkie urządzenia dodatkowe. Dopiero wtedy można załączyć wagę do sieci (gniazdo zasilania znajduje się z tyłu obudowy wagi).

2.5. Czyszczenie wagi

1. Zdemontować szalkę i inne ruchome elementy wagi, które są różne w zależności od typu wagi (*patrz opis w punkcie: ROZPAKOWANIE I MONTAŻ*). Czynności należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić mechanizmu wagi. W mikrowagach zalecane jest aby, szalkę wyjmować za pomocą pincety.
2. W miarę możliwości, odessać za pomocą mini-odkurzacza do klawiatury pył z komory wagowej (zalecane szczególnie dla mikrowag)
3. Elementy szklane wyczyścić za pomocą suchej szmatki flanelowej (do czyszczenia może być użyty łagodny środek czyszczący - nie posiadający substancji ściernych) – opis demontażu szafek szklanych poniżej
4. Zdemontowane elementy wagi, należy wyczyścić za pomocą szmatki flanelowej (do czyszczenia może być użyty łagodny środek czyszczący - nie posiadający substancji ściernych)

UWAGA:



Czyszczenie szalki w momencie gdy jest założona, może spowodować uszkodzenie wagi.

W celu łatwiejszego czyszczenia szklanej szafki wag, dopuszcza się zdemontowanie szyb szafki zgodnie z poniższym opisem.


Wagi serii XA 3YA

Kolejność czynności:


1. Odkręcić i wyjąć zabezpieczenie szyby górnej, a następnie wysunąć szybę górną z prowadnic.

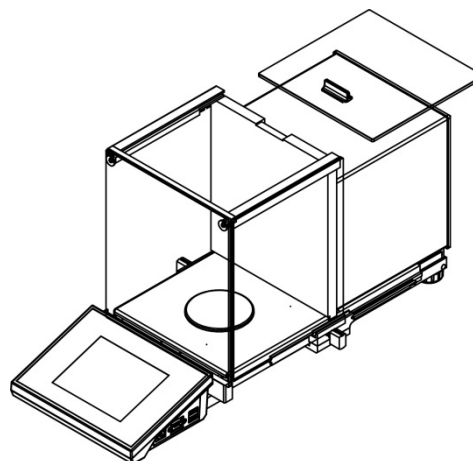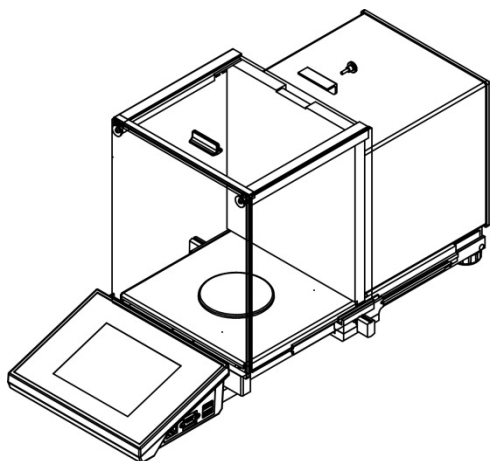


2. Wysunąć szyby boczne. Przed całkowitym wysunięciem szyby, należy odciągnąć zabezpieczenie jak pokazano na rysunku poniżej. Szyby boczne nie są zamienne, więc należy pamiętać, która jest lewa, a która prawa, aby po zakończeniu czyszczenia prawidłowo je zamontować w szafce.

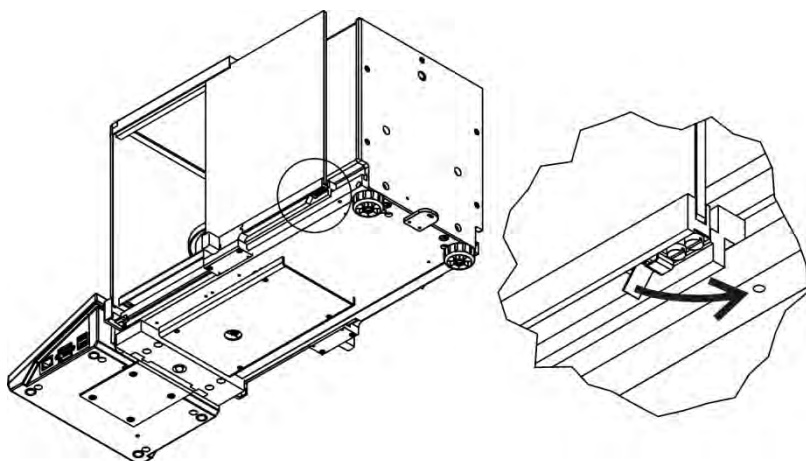

3. Odkręcić wkręty zabezpieczające szybę przednią z przodu szafki i wyjąć szybę.

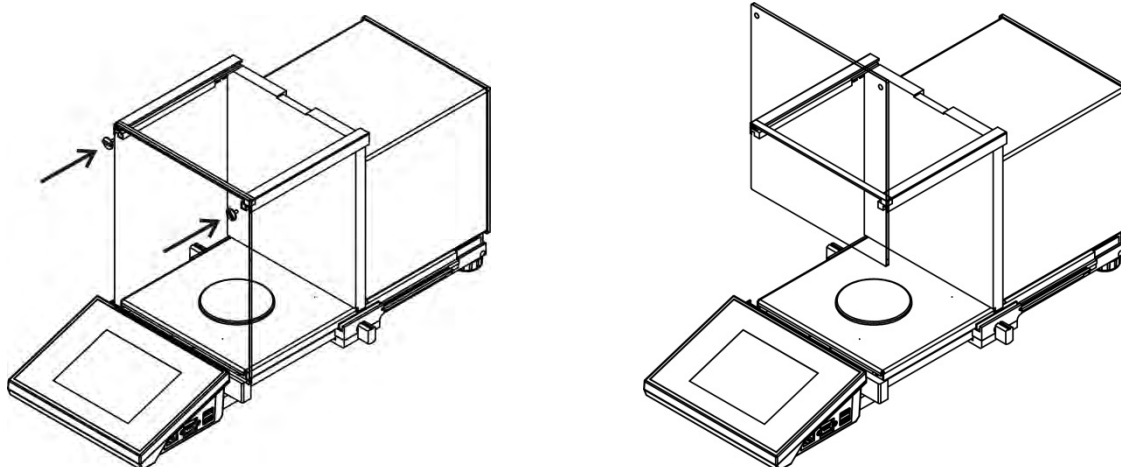

4. Wyjąć szalkę i osłonę szalki, aby podczas czyszczenia nie uszkodzić mechanizmu wagi.

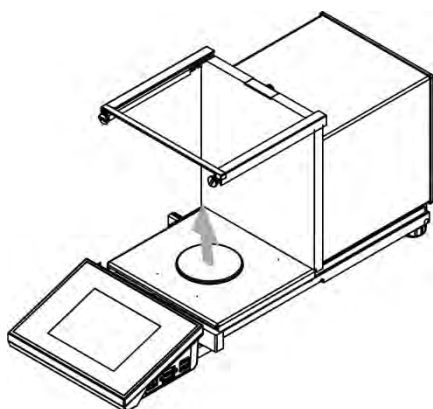



Tak zdemontowaną szafkę i szyby można dokładnie wyczyścić. Wszystkie czynności należy wykonywać ostrożnie i uważać aby zanieczyszczenia oraz inne drobne elementy nie dostały się do wnętrza wagi przez otwór gdzie była zamontowana szalka. Może to spowodować nieprawidłową pracę wagi.

Po wyczyszczeniu należy zmontować szafkę wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy demontażu. Należy zwrócić uwagę na to, aby szyby boczne zamontować po właściwej stronie, oraz przy wsuwaniu szyb bocznych należy odciągnąć zaczep zabezpieczający (tak samo jak przy wysuwaniu) i wsunąć szybę na miejsce.


Wagi serii XA 3Y

Kolejność czynności:


1. Odkręcić i wyjąć zabezpieczenie szyby górnej, a następnie wysunąć szynę górną z prowadnic.

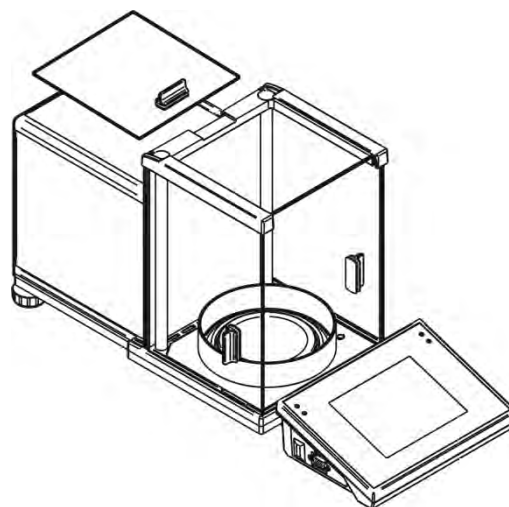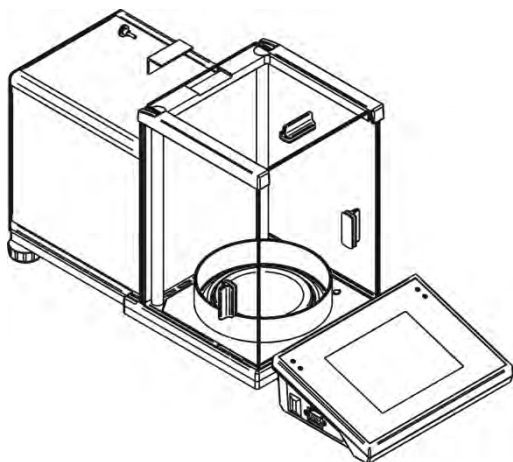


2. Wyjąć tylną szynę szafki

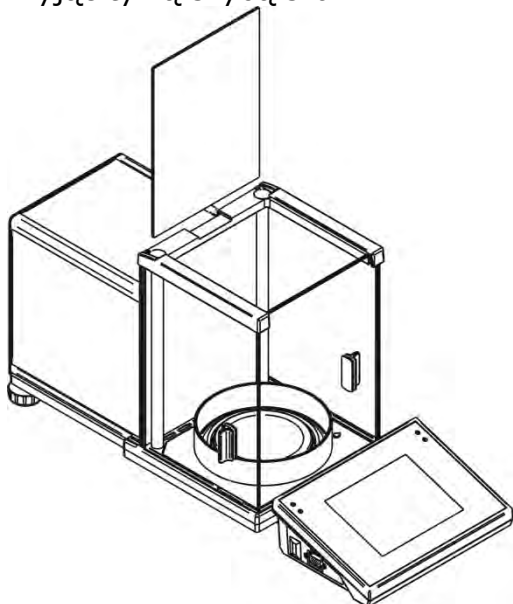

3. Wysunąć szyby boczne. Szyby boczne nie są zamienne, więc należy pamiętać, która jest lewa, a która prawa, aby po zakończeniu czyszczenia prawidłowo je zamontować w szafce.

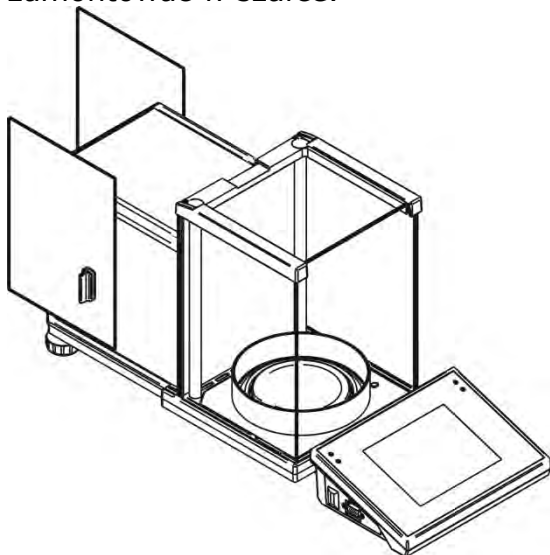

4. UWAGA: przedniej szyby nie należy demontować.
5. Wyjąć szalkę, osłony szalki i blachy spodnie szafki, aby podczas czyszczenia nie uszkodzić mechanizmu wagi.

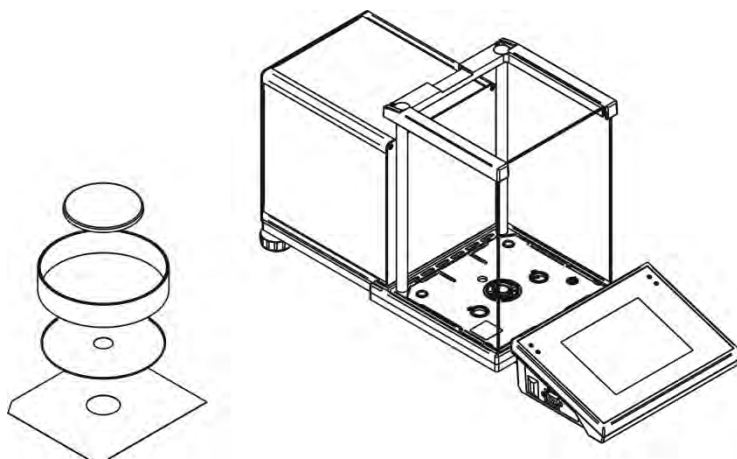


Tak zdemontowaną szafkę i szyby można dokładnie wyczyścić. Wszystkie czynności należy wykonywać ostrożnie i uważać aby zanieczyszczenia oraz inne drobne elementy nie dostały się do wnętrza wagi przez otwór gdzie była zamontowana szalka. Może to spowodować nieprawidłową pracy wagi.

Po wyczyszczeniu należy zmontować szafkę wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy demontażu. Należy zwrócić uwagę na to, aby szyby boczne zamontować po właściwej stronie, oraz przy wsuwaniu szyb bocznych należy odciągnąć zaczep zabezpieczający (tak samo jak przy wysuwaniu) i wsunąć szybę na miejsce.


Wagi serii AS 3Y

Kolejność czynności:


1. Odkręcić i wyjąć zabezpieczenie szyby górnej, a następnie wysunąć szybę górną z prowadnic.

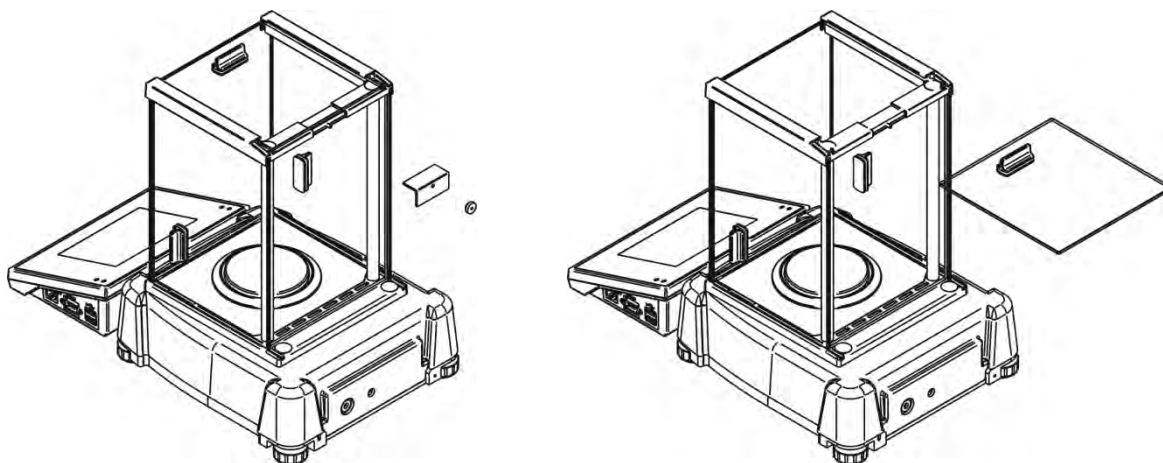

2. Wyjąć tylną szybą szafki

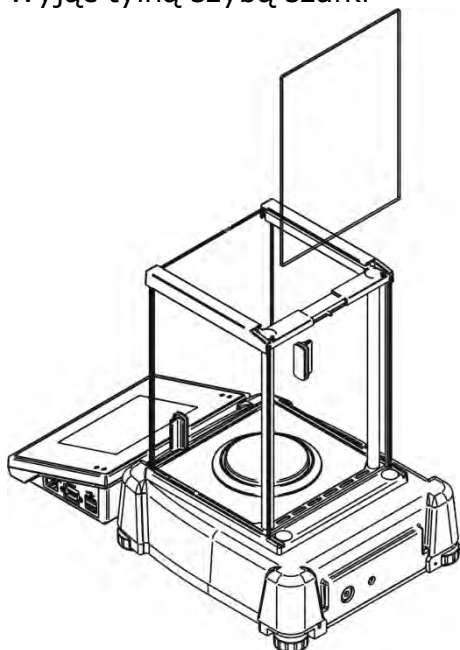


3. Wysunąć szyby boczne. Szyby boczne nie są zamienne, więc należy pamiętać, która jest lewa, a która prawa, aby po zakończeniu czyszczenia prawidłowo je zamontować w szafce.

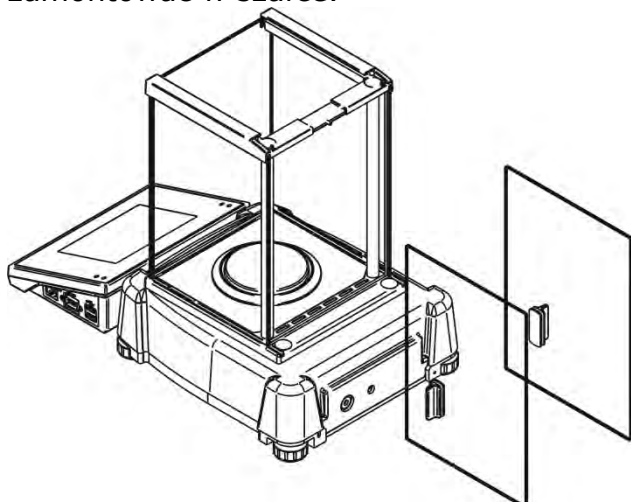

4. UWAGA: przedniej szyby nie należy demontować.

5. Wyjąć szalkę, osłony szalki i blachy spodnie szafki, aby podczas czyszczenia nie uszkodzić mechanizmu wagi.

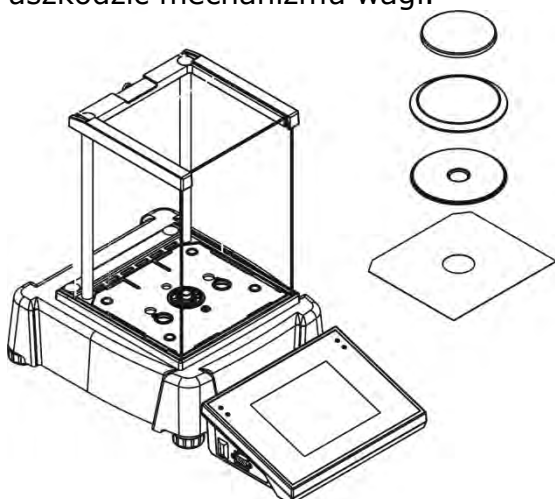

Tak zdemontowaną szafkę i szyby można dokładnie wyczyścić. Wszystkie czynności należy wykonywać ostrożnie i uważać aby zanieczyszczenia oraz inne drobne elementy nie dostały się do wnętrza wagi przez otwór gdzie była zamontowana szalka. Może to spowodować nieprawidłową pracę wagi.

Po wyczyszczeniu należy zmontować szafkę wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy demontażu. Należy zwrócić uwagę na to, aby szyby boczne zamontować po właściwej stronie, oraz przy wsuwaniu szyb bocznych należy odciągnąć zaczep zabezpieczający (tak samo jak przy wysuwaniu) i wsunąć szybę na miejsce.

2.6. Podłączenie do sieci


Waga może być podłączona do sieci tylko przy użyciu oryginalnego zasilacza znajdującego się w jej wyposażeniu. Wtyk zasilacza należy podłączyć do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy wagi.

2.7. Podłączenie wyposażenia dodatkowego

Tylko zalecane przez producenta wagi wyposażenie dodatkowe, może być do niej podłączone. Przed podłączeniem dodatkowego wyposażenia lub jego zmianą (drukarka, komputer PC, klawiatura komputerowa typu USB lub dodatkowy wyświetlacz), należy odłączyć wagę od zasilania. Po podłączeniu urządzeń, ponownie włączyć wagę do zasilania.

3. BUDOWA WAG

Wagi serii XA 3Y.A

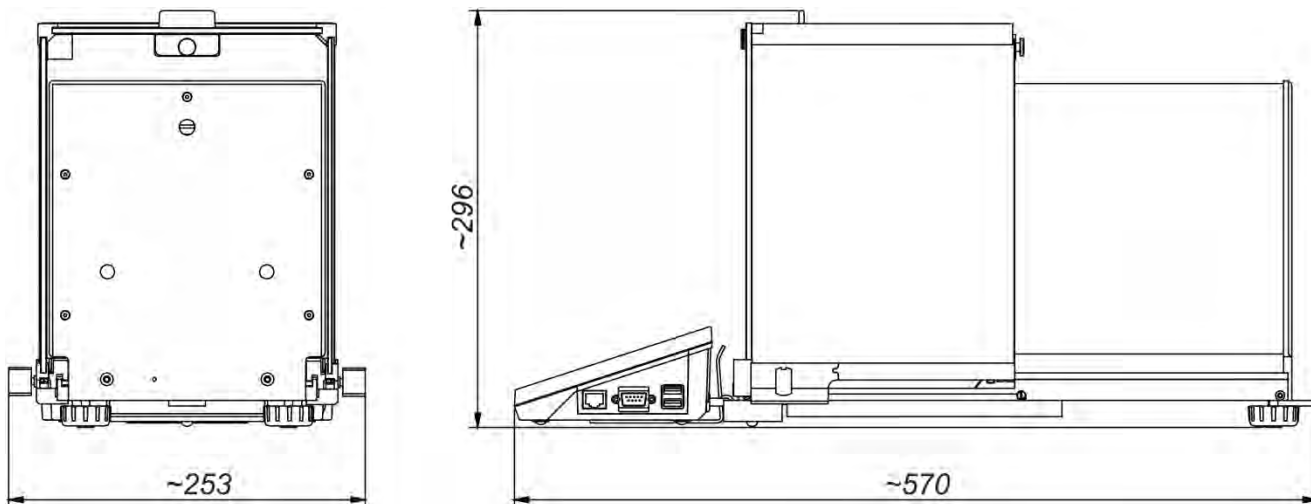


Aby przejść ze stanu manualnego na automatyczny tryb otwierania drzwiczek w wadze XA 3Y.A należy:


1. Po przekręceniu uchwyty drzwiczek w odpowiednią pozycję – ręcznie przesuwanie szyb do wyczuwalnego momentu sprzężenia.
2. Ustawienie szyb w pozycji zamkniętej, przekręcenie uchwyty drzwiczek w odpowiednią pozycję, uruchomienie czujników zbliżeniowych w celu automatycznego sprzężenia.

Aby wrócić do pracy automatycznej należy przekręcić uchwyt drzwiczek w poprzednie położenie.


Wagi serii XA 3Y

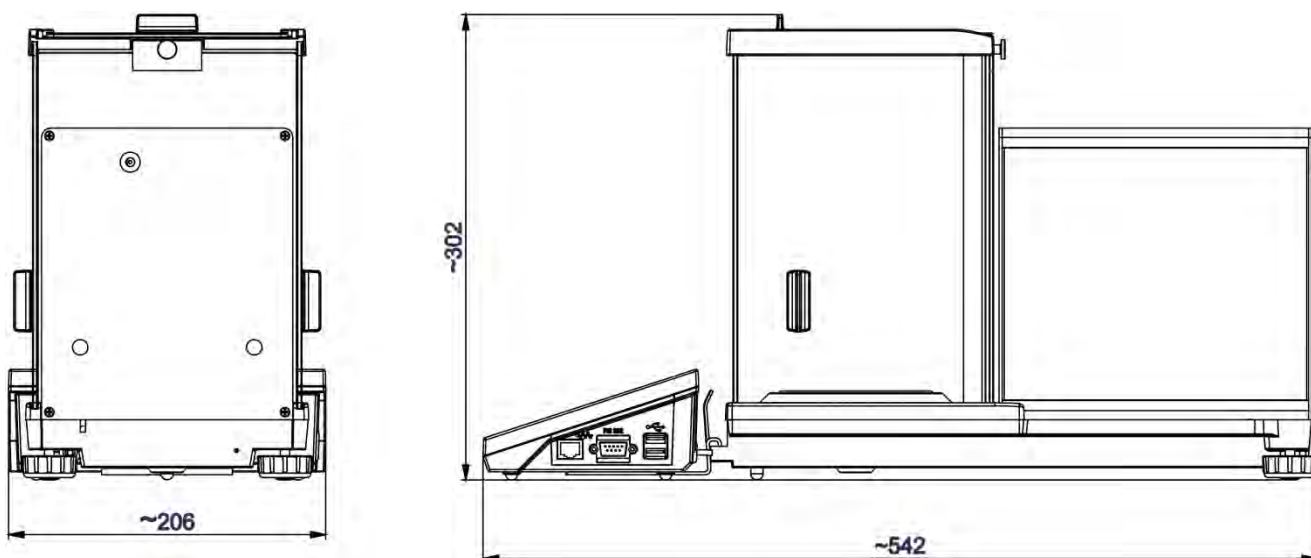


Wagi serii XA 3Y.F

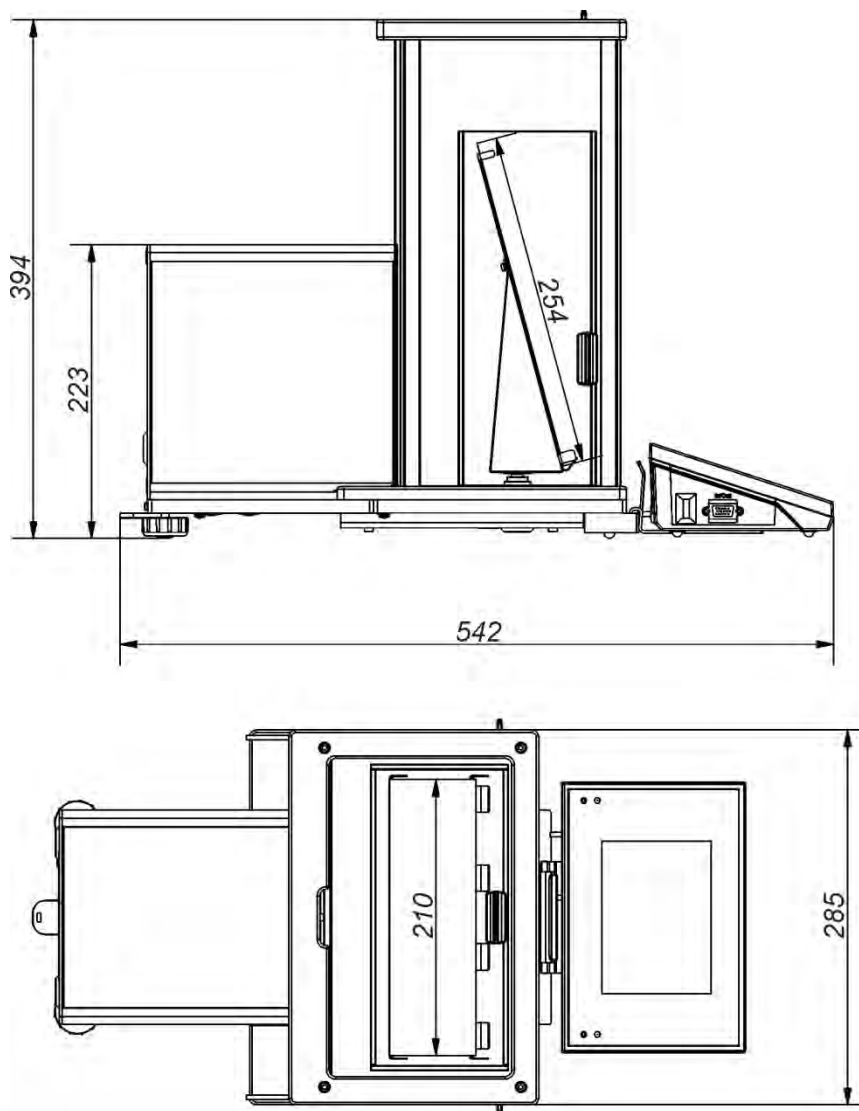


Wagi serii AS 3Y

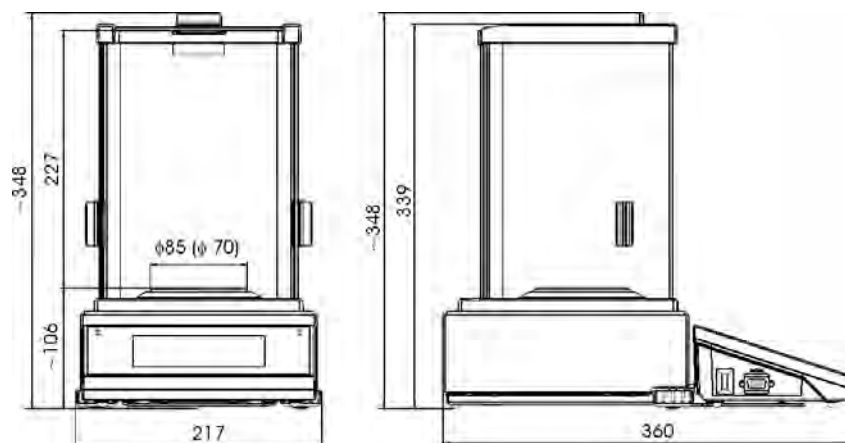

Wagi serii PS 3Y

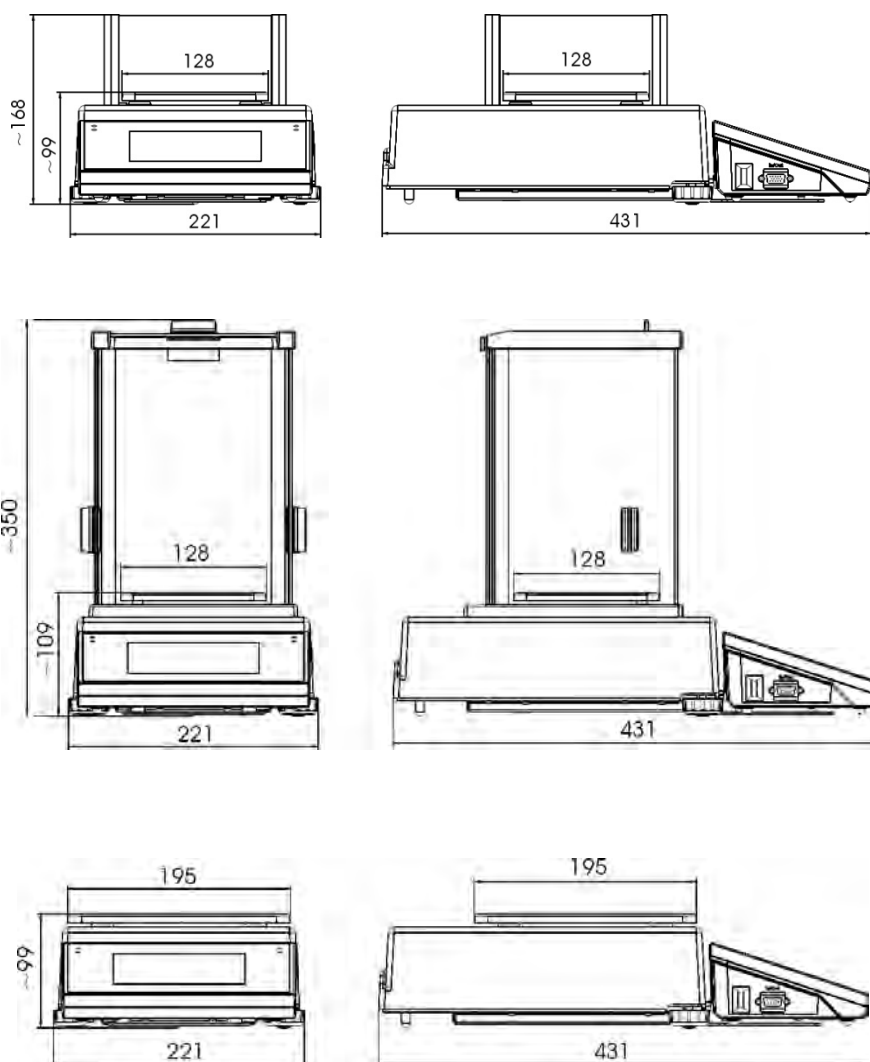


Wagi serii APP 3Y

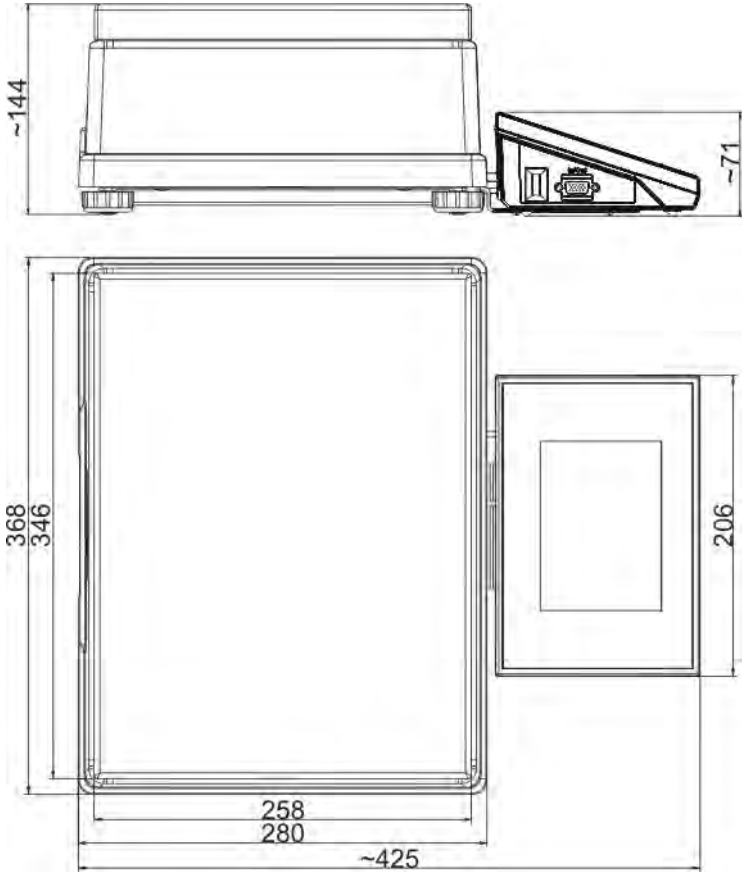


3.1. Opis złącz

Opis gniazd wagi

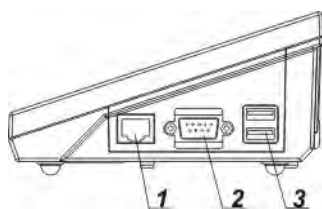

- 1 - złącze Ethernetu RJ45
- 2 - złącze RS232 (COM1)
- 3 - złącze USB

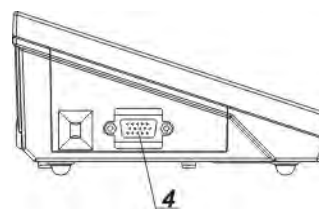

- 4 - złącze WE/WY, RS232 (COM2)


Złącze RS232 i WE/WY



RS232 - złącze DB9/M (męskie), widok od frontu:

- Pin2 - RxD
- Pin3 - TxD
- Pin5 - GND

WE/WY, RS232 złącze DSUB15/F (żeńskie), widok od frontu:

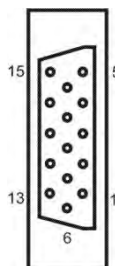

- Pin1 - GNDWE
- Pin2 - OUT1
- Pin3 - OUT2
- Pin4 - COMM
- Pin5 - 6÷9VDC
- Pin6 - IN4
- Pin7 - IN3
- Pin8 - TxD2
- Pin9 - 5VDC
- Pin10 - GNDRS
- Pin11 - IN2
- Pin12 - IN1
- Pin13 - RxD2
- Pin14 - OUT4
- Pin15 - OUT3

3.2. Wagi z bezprzewodowym połączeniem głowicy z modulem wagowym

(wykonanie opcjonalne)



Głowica pomiarowa jest wyposażona w akumulatory i współpracuje z modulem wagowym wykorzystując wewnętrzny moduł bezprzewodowy (brak przewodu łączącego głowicę z modulem jak przy wersji standardowej).

Dla tego wykonania w oznaczeniu wagi występuje dodatkowo literka ****, np. **AS 220.3Y.B**

Cechy:

Maksymalny zasięg: 10 m

Maksymalny czas pracy głowicy bez konieczności ładowania akumulatorów: 8 h

Zastosowanie:

1. **Eliminacja dodatkowych źródeł wibracji**

Umieszczenie terminala poza stołem wagowym, eliminuje drgania i wibracje wynikające z jego obsługi. Pozwala to na stabilną pracę wag o najwyższych rozdzielczościach, ograniczając konieczność stosowania specjalistycznych stanowisk wagowych.

2. **Wygoda i komfort ważenia w dygestoriach i komorach laminarnych**

Dzięki bezprzewodowej komunikacji terminala z modulem ważącym, używanie wagi laboratoryjnej w dygestorium zapewnia wygodniejszą pracę i zwiększa bezpieczeństwo.

3. **Izolacja wagi od niesprzyjających warunków otoczenia**

Bezprzewodowa komunikacja umożliwia umieszczenie modułu wagowego w szafkach przeciwpodmuchowych lub jego całkowitą izolację od operatora. Dzięki temu możliwe jest ważenie substancji skażonych lub toksycznych bez narażania zdrowia i życia użytkownika.

4. **Zwiększona ergonomia pipetowania**


Proces kalibracji pipet wymaga od operatora zarówno precyzji pomiarów, jak również szybkości obsługi. Bezprzewodowa komunikacja terminala z wagą to nowy wymiar komfortu pracy, którą docenisz każdego dnia.

Wykonanie to jest wyposażone w 2 szt. zasilaczy sieciowych. Jeden wykorzystywany jest do zasilania modułu wagowego, a drugi do ładowania akumulatorów głowicy pomiarowej.

3.2.1. Uruchomienie wagi

Po wyjęciu wagi z opakowania i ustawieniu jej w miejscu użytkowania, należy podłączyć zasilanie modułu wagowego i zasilanie głowicy pomiarowej do sieci. Następnie postępować tak jak przy uruchamianiu standardowej wagi (patrz opisy w dalszej części programu).

Poniżej znajduje się wygląd okna głównego wagi w wykonaniu bezprzewodowym.

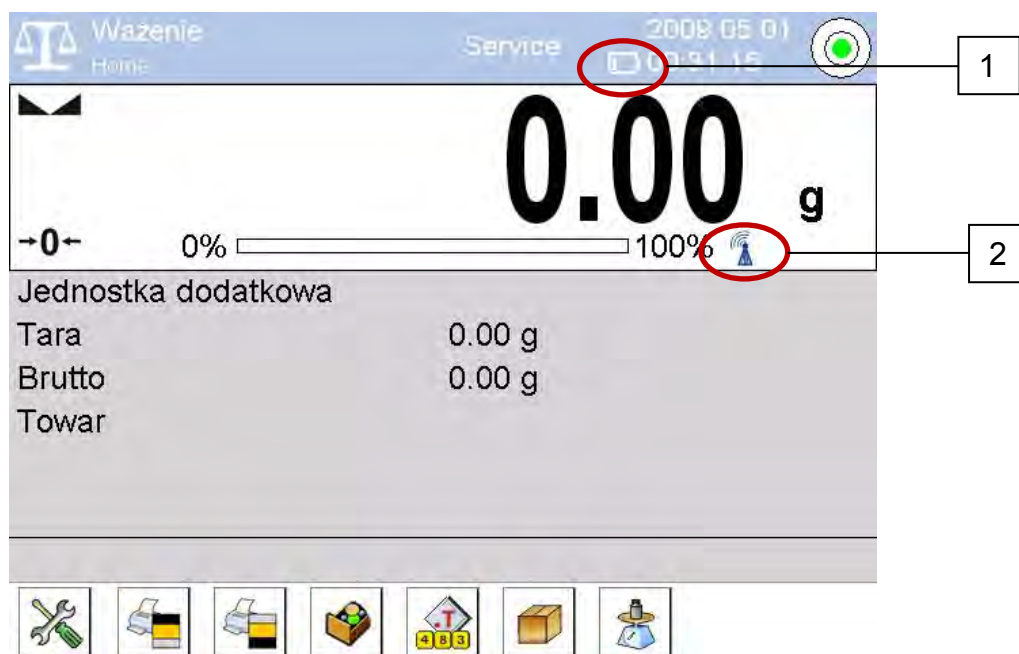






W stosunku do wykonania standardowego na wyświetlaczu pojawiają się dwie dodatkowe ikony:

1. Ikona stanu naładowania akumulatora
2. Ikona połączenia bezprzewodowego



Działanie i pozostałe funkcje wagowe są identyczne jak dla wag w wykonaniu standardowym.


3.2.2. Opis ikon dla wykonania bezprzewodowego

Ikona stanu naładowania akumulatora:

Lp.	Ikona	Opis
1		Ładowanie akumulatora
2		Akumulator naładowany całkowicie, głowica podłączona do zasilania
3		Akumulator naładowany, głowica nie podłączona do zasilania
4		Stan naładowania akumulatora (około 50%), głowica nie podłączona do zasilania
5		Minimalny stan naładowania głowicy, konieczność podłączenia głowicy do zasilania celem naładowania akumulatora

Ikona połączenia bezprzewodowego:

Lp.	Ikona	Opis
1		Prawidłowe połączenie modułów bezprzewodowych w głowicy i części wagowej – współpraca poprawna
2		Zerwane połączenie modułów bezprzewodowych w głowicy i części wagowej – brak połączenia

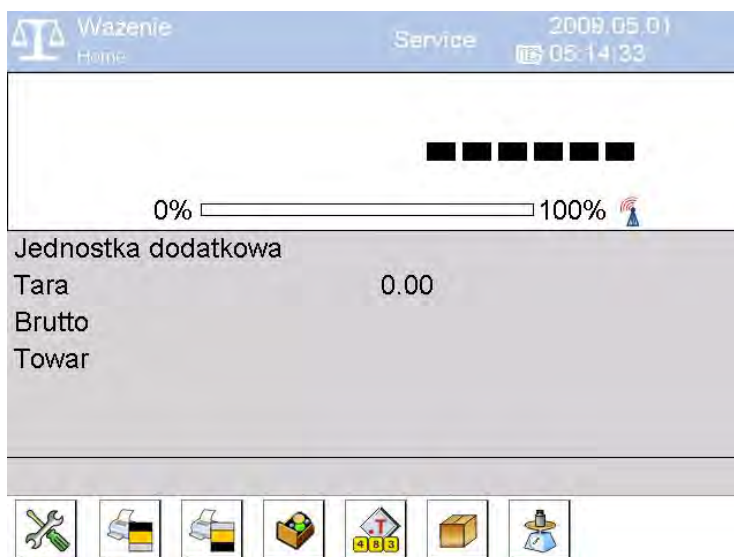



Głowica podłączona do zasilania i bateria naładowana, oraz nie ma połączenia głowicy z częścią wagową.

3.2.3. Ustawienia wagi


Dla zapewnienia odpowiedniej długości pracy przy zasilaniu z akumulatorów, należy pamiętać aby ustawić odpowiednio parametry <Uspianie wyświetlacza> i <Jasność wyświetlacza> w grupie parametrów INNE. Opis ustawień znajduje się w dalszej części instrukcji (*patrz punkt: 33. INNE PARAMETRY*).

4. URUCHOMIENIE WAGI







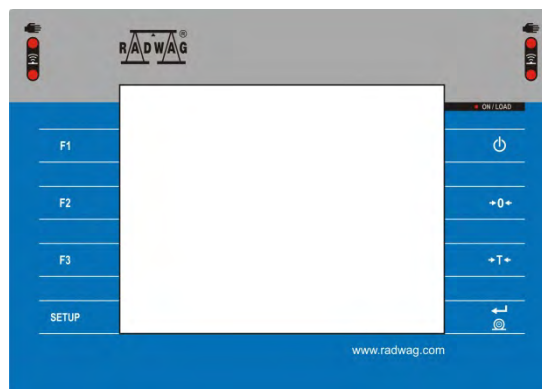

- Po włączeniu zasilania do wagi zostanie podświetlana dioda ON/LOAD  na obudowie miernika wagowego.
- Nacisnąć przycisk  znajdujący się w prawej górnej części elewacji miernika wagowego, po chwili rozpocznie się procedura ładowania systemu operacyjnego wraz z programowaniem RADWAG, sygnalizowana miganiem czerwonej diody ON/LOAD.
- Po zakończonej procedurze startowej zostanie automatycznie uruchomione okno główne programu.
- Waga uruchamia się w stanie niezalogowanym (brak użytkownika), aby rozpocząć pracę, należy się zalogować (procedura logowania jest opisana w dalszej części instrukcji).

UWAGA: Wagę należy uruchamiać bez obciążenia – z pustą szalką.

5. KLAWIATURA WAGI - FUNKCJE PRZYCISKÓW




Przycisk Opis

	Włączenie lub wyłączenie zasilanie wagi
	Zerowanie wagi
	Tarowanie wagi
	Wysyłanie wyniku do drukarki lub komputera
	Przycisk funkcyjny, wejście do menu wagi
	Wybór modu pracy, przycisk programowalny
	Wybór profilu, przycisk programowalny
	Kalibracja wewnętrzna, przycisk programowalny

6. STRUKTURA PROGRAMU


Struktura menu głównego programu została podzielona na grupy funkcyjne. W każdej grupie znajdują się parametry pogrupowane tematycznie. Opis każdej z grup znajduje się w dalszej części instrukcji

Wykaz grup menu - Parametry

Dostęp do menu głównego uzyskuje się po naciśnięciu przycisku SETUP lub przycisku w dolnym pasku wyświetlacza - . Wewnątrz znajdują się parametry związane z ustawieniami wagi oraz funkcjami i profilami.

 KALIBRACJA	 UŻYTKOWNICY	 PROFILE
 BAZY DANYCH	 KOMUNIKACJA	 URZĄDZENIA
 WEJŚCIA/WYJŚCIA	 UPRAWNIENIA	 INNE
 AKTUALIZACJE	 INFORMACJE O SYSTEMIE	 FILMY

7. OKNO WAGOWE PROGRAMU

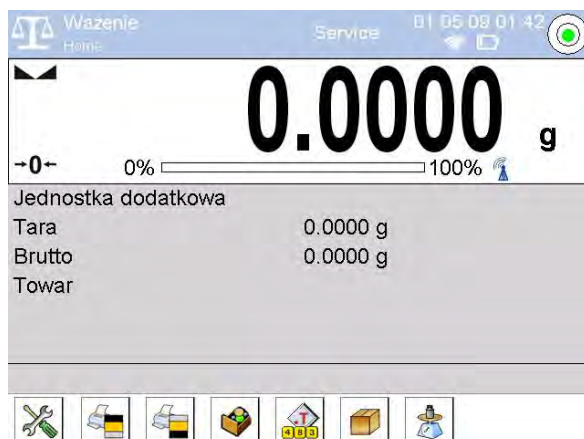


Główne okno aplikacji możemy podzielić na 4 obszary:


- W górnej części ekranu wyświetlacz znajduje się informacja o aktualnie używanym modzie pracy, zalogowanym użytkowniku, dacie, czasie, aktywnym połączeniu z komputerem oraz stanie wypoziomowania wagi.



- Poniżej znajduje się okno pokazujące wynik ważenia

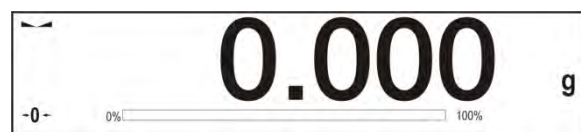

- Szare pole zawiera dodatkowe informacje związane z aktualnie wykonywanymi czynnościami

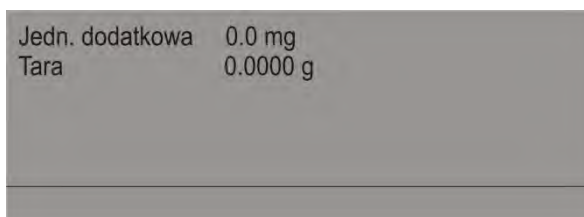

Uwaga:

Informacje zawarte w tym obszarze są dowolnie programowalne. Sposób definiowania jest opisany w pkt. 15.4 instrukcji;

- Poniżej znajdują się ekranowe przyciski funkcyjne:






Uwaga:

Użytkownik wagi ma możliwość definiowania ekranowych przycisków funkcyjnych. Sposób definiowania jest opisany w pkt. 15.3 instrukcji;

8. LOGOWANIE

W celu pełnego dostępu do parametrów użytkownika oraz edycji baz danych, osoba obsługująca wagę, po każdorazowym jej włączeniu powinna dokonać procedury logowania z uprawnieniami **<Administrator>**.

Procedura pierwszego logowania

- Będąc w oknie głównym aplikacji należy nacisnąć napis **<Zaloguj>** umieszczony w górnej belce ekranu, po czym zostanie otwarte okno bazy operatorów z pozycją  **Admin**,
- Po wejściu w pozycję  **Admin** zostanie uruchomiona klawiatura ekranowa z oknem edycyjnym hasła operatora,
- Wpisać hasło „1111” i potwierdzić przyciskiem ,
- Program powróci do okna głównego, a w górnej belce ekranu w miejscu napisu **<Zaloguj>** pojawi się nazwa **<Admin>**,
- Po zalogowaniu należy w pierwszej kolejności wprowadzić użytkowników i nadać im odpowiednie poziomy uprawnienie (*procedury opisano w dalszej części instrukcji, patrz pkt. 12 i 13*).

Podczas kolejnego logowania należy wybrać użytkownika z listy i po wpisaniu hasła program rozpocznie pracę z uprawnieniami dla wybranego użytkownika.

Procedura wylogowania

- Będąc w oknie głównym aplikacji wcisnąć nazwę zalogowanego operatora w górnej belce ekranu, po czym zostanie otwarte okno bazy operatorów,
- Wcisnąć opcję **<Wyloguj>** (*znajdującą się w pozycji 1 listy operatorów*)
- Program powróci do okna głównego, a w górnej belce ekranu w miejscu nazwy zalogowanego operatora pojawi się napis **<Zaloguj>**.

Poziomy uprawnień

Oprogramowanie wagowe posiada cztery poziomy uprawnień: *administrator, użytkownik zaawansowany, użytkownik, gość*.

Po włączeniu wagi przez cały czas, jest aktywny wyświetlacz, co umożliwia dokonywanie pomiarów masy, jednak tych ważeń nie można zapisać do bazy ważeń. Dopiero po zalogowaniu się użytkownika, chociażby z minimalnymi uprawnieniami, jest taka możliwość. Ten stopień (minimalny) uprawnień upoważnia do wykonywania pomiarów z możliwością ich zapisu do bazy oraz wybieranie pozycji z baz danych za pomocą dostępnych przycisków.


















Dostęp do edycji parametrów użytkownika, baz danych oraz funkcji programu w zależności od poziomu uprawnień pokazuje tabela.

Uprawnienia	Poziom dostępu
Gość	Brak dostępu do edycji parametrów użytkownika. Nie można zatwierdzić ważenia oraz rozpocząć procesu. Brak dostępu do menu <Bazy Danych>.
Użytkownik	Dostęp do edycji parametrów z podmenu: <Profile; Odczyt> oraz ustawienia w grupie parametrów <Inne> oprócz ustawień <Data i Czas>. Może rozpocząć i realizować wszystkie procesy wagowe. Posiada dostęp do funkcji <Eksportuj bazę ważeń do pliku> oraz podgląd informacji w <Bazach Danych>, może definiować zmienne uniwersalne.
Użytkownik zaawansowany	Dostęp do edycji parametrów z podmenu: <Profile; Odczyt>; <Mody pracy>; <Komunikacja>; <Urządzenia>; <Inne> oprócz ustawień <Data i Czas>. Może rozpocząć i realizować wszystkie procesy wagowe. Może usunąć starsze dane z <Bazy danych>.
Administrator	Dostęp do wszystkich parametrów użytkownika, funkcji i edycji baz danych.

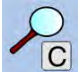9. PORUSZANIE SIĘ W MENU WAGI

Poruszanie się w menu programu wagowego jest intuicyjne i proste. Dzięki wyświetlaczowi z panelem dotykowym obsługa programu jest bardzo prosta. Naciśnięcie przycisku ekranowego lub pola na wyświetlaczu, powoduje uruchomienie przypisanej do niego operacji lub funkcji.

9.1. Klawiatura wagi


	lub 	Wejście go menu głównego
		Przewinięcie menu „do góry”
		Przewinięcie menu „do dołu”,
		Szybkie przewijanie menu „góra-dół”
		Zatwierdzenie zmiany
		Opuszczenie funkcji bez zmian
		Dodanie pozycji w bazie danych
		Wyszukiwanie pozycji w bazie ważeń po dacie
		Wyszukiwanie pozycji w bazie danych po nazwie
		Wyszukiwanie pozycji w bazie danych po kodzie
		Wydruk pozycji z bazy danych
		Czyszczenie pola edycyjnego
		Włączenie / wyłączenie klawiatury ekranowej
		Odczytanie wzorca wydruku z pliku w formacie *.lb (przycisk aktywny po podłączeniu urządzenia pamięci masowej pendrive)
		Wybór zmiennych dla wzoru wydruku z listy
		Powrót do poprzedniego poziomemu menu.

9.2. Powrót do funkcji ważenia


Wprowadzone zmiany w pamięci wagi są zapisane automatycznie w menu, po powrocie do ważenia.

Procedura:



- nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż waga wróci do wyświetlania okna głównego.

- nacisnąć pole  w pasku górnym, nastąpi natychmiastowy (szybki) powrót do wyświetlania okna głównego

10. WAŻENIE

Na szalce wagi umieścić ważony ładunek. Gdy wyświetli się znacznik  z lewej strony wyświetlacza, można odczytać wynik ważenia.

Zapis/wydruk ważenia jest możliwy, po naciśnięciu przycisku <PRINT>:

- dla wag legalizowanych – tylko stabilnego wyniku ważenia (znacznik )
- dla wag nielegalizowanych – wynik stabilny lub niestabilny (brak wyświetlanego znacznika ) , jeśli wynik jest niestabilny, na wydruku przed wartością masy drukowany jest znak <?>.

10.1. Wybór jednostki ważenia

Zmiana jednostki ważenia jest możliwa poprzez bezpośrednie naciśnięcie jednostki widocznej w oknie wagowym, obok wyniku pomiaru. Po kliknięciu w jednostkę zostaje wyświetlona lista dostępnych jednostek. Po wybraniu jednej z nich program automatycznie przelicza wskazanie do wartości wybranej jednostki.

Możliwości wyboru:

jednostka	oznaczenie	waga legalizowana
gram	[g]	tak
miligram	[mg]	tak*
kilogram	[kg]	tak*
karat	[ct]	tak*
funt	[lb]	nie
uncja	[oz]	nie
uncja troy	[ozt]	nie
pennyweight	[dwt]	nie
Taele Hongkong	[tlh]	nie
Taele Singapur	[tls]	nie
Taele Tajwan	[tlt]	nie
Taele Chiny	[tlc]	nie
Momme	[mom]	nie
Grain	[gr]	nie
Newton	[N]	nie
Tical	[ti]	nie


* - Jednostki dostępne w zależności od typu wagi.

W wagach nielegalizowanych wszystkie jednostki spoza układu SI są dostępne.


10.2. Zasady poprawnego ważenia

W celu zapewnienia długotrwałego okresu użytkowania i prawidłowych pomiarów mas ważonych ładunków należy:


- Uruchamiać wagę bez obciążenia szalki wagi (dopuszczana wartość obciążenia szalki przy uruchomieniu wynosi $\pm 10\%$ obciążenia maksymalnego).
- Szalkę wagi obciążać spokojnie i bez udarowo:

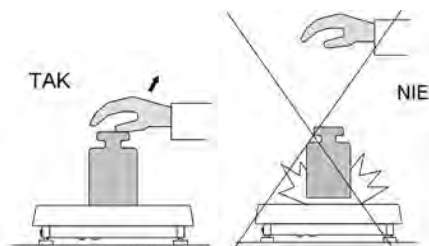

- Ładunki na szalce rozmieszczać centralnie

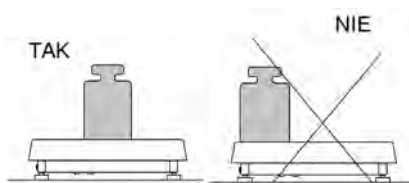

- Unikać bocznych obciążeń szalki, w szczególności bocznych udarów:

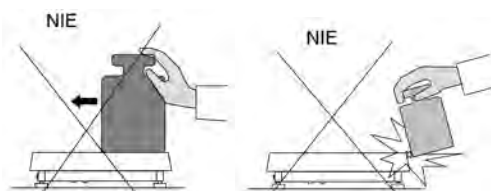


10.3. Wypoziomowanie wagi

Waga została wyposażona w AutoLEVEL System, który zapewnia monitorowanie poziomu wagi. Rozwiązanie to pozwala na ciągłe śledzenie poziomu wagi w trakcie jej pracy, co jest sygnalizowane w prawym górnym rogu wyświetlacza. System nadzoruje wypoziomowanie wagi. W przypadku zmiany poziomu system sygnalizuje to na wyświetlaczu, poprzez zmianę położenia wskaźnika poziomu i/lub poprzez uruchomienie alarmu oraz przejście do ekranu ustawienia poziomu wagi.

Procedura poziomowania wagi

- Nacisnąć ikonę stanu poziomowania <  > w prawym górnym rogu wyświetlacza.
- Wyświetlacz wagi pokaże panel kontrolny funkcji poziomowania. Obok widoku poziomnicy wyświetlany jest widok wagi.





- Wypoziomować wagę kręcąc nóżkami wagi w sposób sugerowany na ekranie pulsującymi piktogramami <  > – punkt poziomu będzie przesuwany się w kierunku środka okręgu.
- Gdy punkt znajdzie się w wewnętrznym okręgu „widoku poziomnicy” to nastąpi zmiana jego koloru z czerwonego na zielony – waga jest prawidłowo wypoziomowana.

UWAGA:

Waga jest wyposażona w mechanizm Automatycznej Kontroli Poziomu. Opis działania znajduje się w punkcie 33.7 instrukcji.

10.4. Zerowanie wagi



W celu wyzerowania wskazania masy należy wcisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie masy równe zero oraz pojawią się symbole: +0+ i .

Wyzerowanie jest jednoznaczne z wyznaczeniem nowego punktu zerowego traktowanego przez wagę jako dokładne zero. Zerowanie jest możliwe tylko przy stabilnych stanach wyświetlacza.

Uwaga:

Zerowanie stanu wyświetlacza możliwe jest tylko w zakresie do $\pm 2\%$ obciążenia maksymalnego wagi. Jeżeli wartość zerowana będzie większa niż $\pm 2\%$ obciążenia maksymalnego wyświetlacz pokaże komunikat **Err2**.

10.5. Tarowanie wagi

Dla wyznaczenia masy netto należy położyć opakowanie ładunku i po ustabilizowaniu się wskazania - nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie masy równe zero oraz pojawią się symbole: **Net** i . Po zdjęciu ładunku i opakowania na wyświetlaczu wyświetli się wskazanie równe sumie wytarowanych mas ze znakiem minus.



Można również przypisać wartość tary do towaru w bazie danych, wówczas waga automatycznie po wybraniu towaru pobierze z bazy informacje o wartości tary.

Uwaga:

*Wytarowanie wartości ujemnej jest niedopuszczalne. Próba wytarowania wartości ujemnej spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie **Err3**. W takim przypadku należy wyzerować wagę i ponownie wykonać procedurę tarowania.*

Ręczne wprowadzanie tary

Procedura:

- Będąc w dowolnym trybie pracy nacisnąć przycisk szybkiego dostępu ,
- zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna,
- Wprowadzić wartość tary i nacisnąć przycisk ,
- Waga powróci do trybu ważenia a na wyświetlaczu pojawi się wartość wprowadzonej tary ze znakiem „-”.

Kasowanie tary

Pokazaną na wyświetlaczu wartość tary można usunąć poprzez naciśnięcie przycisku ZERO na elewacji wagi lub wykorzystując przycisk programowalny <Wyłącz tarę>



PROCEDURA 1 - po zdjęciu ładunku wytarowanego z szalki

- Nacisnąć przycisk ZERO
- zostanie usunięty znacznik NET, ustalono nowy punkt zerowy wagi

PROCEDURA 2 - gdy ładunek wytarowany znajduje się na szalce

- Nacisnąć przycisk ZERO
- zostanie usunięty znacznik NET, ustalono nowy punkt zerowy wagi
- gdy wartość tary przekracza 2% obciążenia maksymalnego wyświetlacz pokaże komunikat -Err- (operacja niemożliwa do wykonania)

PROCEDURA 3 - gdy ładunek wytarowany znajduje się na szalce lub po zdjęciu ładunku wytarowanego z szalki

- Nacisnąć przycisk programowalny <Wyłącz tarę> 
- zostanie usunięty znacznik NET,
- wyświetlacz pokaże wartość tary
- naciskając przycisk <Przywróć tarę>  można ponownie przywrócić wartość tary ostatnio używanej

10.6. Ważenie dla wag dwuzakresowych (dotyczy wagi PS 200/2000.3Y)

Przejście z ważenia z dokładnością **I zakresu** do ważenia z dokładnością **II zakresu** odbywa się automatycznie po przekroczeniu Max_1 200g (bez udziału operatora). Po wejściu w obszar ważenia z dokładnością II zakresu na wyświetlaczu pojawi się symbol **< II >** z lewej strony wyświetlacza oraz dodatkowo zostanie wygaszona ostatnia cyfra, a przedostatnia cyfra zostanie wyróżniona.

Waga będzie od tego momentu ważyć cały czas z dokładnością II zakresu.



Aby wrócić do ważenia z dokładnością **I zakresu** należy:

- zdjęć obciążenie z szalki wagi
- gdy wskazanie wróci do zera i zapalą się symbole: $\rightarrow 0 \leftarrow$ i $\blacktriangle \blacktriangleleft$ należy nacisnąć przycisk $\rightarrow 0 \leftarrow$


Waga wróci do ważenia z dokładnością odczytu $d_1=0.001g$ oraz zostanie wygaszony symbol **< II >**.

10.7. Wykorzystanie współczynnika kompensacji wyporności powietrza

Aplikacja umożliwia korekcję błędów pomiaru masy podczas:

1. ważenia materiałów o gęstości znacznie różniącej się od gęstości wzorca jakim waga była adjustowana. Standardowo waga jest adjustowana wzorcem stalowym o gęstości $\sim 8.0g/cm^3$ lub mosiężnymi o gęstości $\sim 8.7g/cm^3$. Jeżeli ważone są inne materiały należy uwzględnić zależność widoczną na wykresie.

Poniższy schemat pokazuje wielkości poprawek dla masy w zależności od gęstości ważonego materiału, zakładając gęstość powietrza jako stałą wartość 1.2 kg/m^3 .

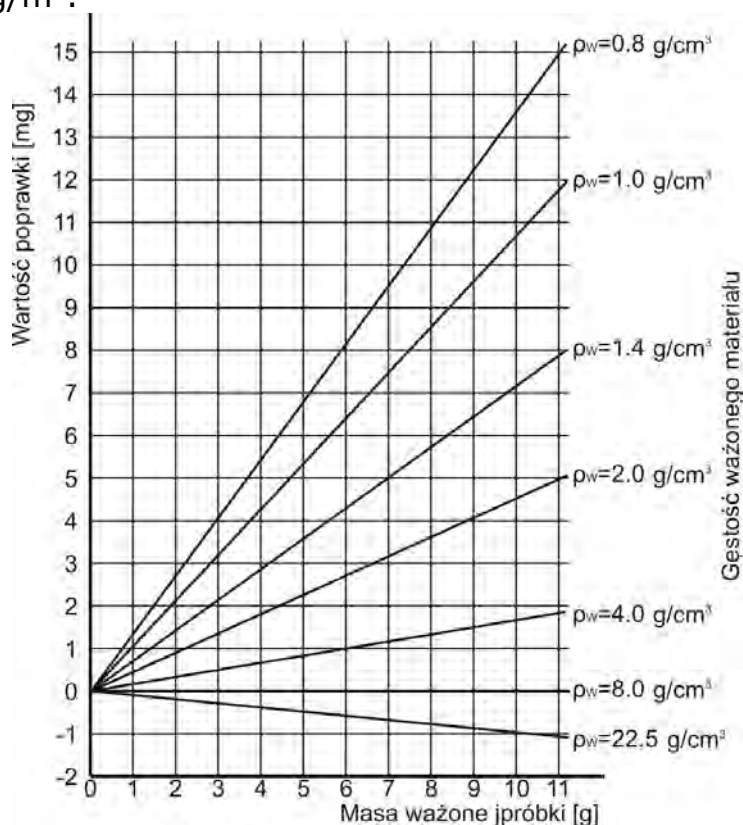

Wartość błędu w zależności od gęstości ważonej próbki

2. badania zmian masy próbki w czasie kilku godzin wówczas gdy: masa próbki jest w miarę stała (niewielkie zmiany). Zakłada się wówczas, że znaczący wpływ na wynik końcowy mają zmiany gęstości powietrza, na który ma szczególny wpływ ciśnienie, temperatura i wilgotność.

Aby pomiary były wiarygodne należy znać, w zależności od warunków środowiskowych, metody pomiaru i właściwości badanego materiału, gęstość powietrza w pomieszczeniu laboratorium oraz gęstość ważonego materiału.

DZIAŁANIE

Program umożliwia dwa sposoby wykorzystania procedury kompensacji wyporności.

1. Wpisanie do pamięci wagi znanej wartości gęstości powietrza i znanej gęstości ważonej próbki.

Po wpisaniu tych wartości program automatycznie wylicza współczynnik korekcyjny dla ważonej masy i spowoduje wyświetlenie skorygowanej masy próbki.

Dla uniknięcia pomyłek wartość masy skorygowanej jest oznaczona specjalnym symbolem eksponowanym na wyświetlaczu i na wydruku <!>.

2. Półautomatyczne wyznaczenie przez program wagi wartości gęstości powietrza i wpisanie znanej gęstości ważonej próbki

Do wyznaczania gęstości powietrza stosowany jest specjalny zestaw dwóch wzorców masy. Jeden z nich jest wykonany ze stali nierdzewnej, drugi z aluminium. Na podstawie wskazań masy dla obydwu wzorców program automatycznie wylicza gęstość powietrza i po zaakceptowaniu przez użytkownika wyliczenia wartość zostaje zapisana w pamięci. Później należy wpisać gęstości ważonej próbki do pamięci.

Po wprowadzeniu tych wartości program automatycznie wylicza współczynnik korekcyjny dla ważonej masy i powoduje wyświetlenie skorygowanej masy próbki.


Tak jak poprzednio wartość masy skorygowanej jest oznaczona specjalnym symbolem eksponowanym na wyświetlaczu i na wydruku <![!]>.

Procedura kompensacji wyporności jest wyłączana i włączana z poziomu menu użytkownika. Procedura działa tylko w modzie ważenia.

URUCHOMIENIE DZIAŁANIA KOREKCJI WYPORU POWIETRZA


PROCEDURA

- Z pozycji okna głównego nacisnąć szare pole informacyjne
- Wybierz opcję <Ustawienia>

- Następnie należy wybrać parametr < Kompensacja wyporu powietrza> dostępne ustawienia

- Kompensacja wyporności powietrza – TAK/NIE
- Gęstość próbki (miejsce wpisania wartości gęstości ważonej próbki). Jeśli użytkownik używa towarów z bazy, to po wybraniu towaru w ważeniu, automatycznie wartość jego gęstości jest pobierana z danych towaru i wpisywana w oknie.
- Gęstość powietrza – w opcji tej, wybiera się sposób wprowadzania gęstości powietrza do kompensacji wyporu.

Ustawienia:

WARTOŚĆ – po wybraniu opcji, zostaje otworzone okno gdzie należy wpisać znaną wartość gęstości powietrza (np.: wyznaczonej innymi metodami). Po wpisaniu wartości jest ona przyjmowana podczas kompensacji. Wartość ta jest przypisywana automatycznie po przeprowadzeniu procedury wyznaczania gęstości powietrza (po jej zakończeniu przyciskiem <>.

ONLINE – po wybraniu opcji waga pobiera na bieżąco wartość gęstości powietrza z czujnika THB, jeśli jest podłączony do wagi, lub z czujników wewnętrznych zamontowanych w wadze.

Jeśli waga jest wyposażona w oba typy czujników (THB i wewnętrzne) to nadrzędną wartością jest wartość z czujników THB, a parametry **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** należy ustawić na wartość ZAPIS lub ZAPIS i ALERTY.

Jeżeli waga jest wyposażona tylko w jeden zestaw czujników temperatury, wilgotności i ciśnienia, wtedy dla poprawnej pracy ONLINE należy wprowadzić następujące ustawienia wagi:

- tylko czujniki wewnętrzne – **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** na wartość BRAK,
- tylko zewnętrzny moduł THB – **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** na wartość ZAPIS lub ZAPIS i ALERTY.

Dodatkowo dla poprawnej współpracy modułu THB z wagą, należy ustawić parametry transmisji portu, do którego jest podłączony moduł, na wartości zgodne z parametrami modułu środowiskowego, które umieszczone są na tabliczce znamionowej modułu THB.

Po powrocie do ważenia na wyświetlaczu pojawi się dodatkowy symbol <!> jak na rysunku poniżej. Od tej chwili wyświetlana masa będzie korygowana z uwzględnieniem wyporu powietrza i gęstości próbki.



Aby wynik był skorygowany o prawidłową wartość należy do pamięci wagi wprowadzić prawidłowe wartości gęstości powietrza i gęstości ważonej próbki.

Uwaga:

*Jeżeli po ustawieniu opcji <KOMPENSACJA WYPORU POWIETRZA> na wartość <ONLINE> na wyświetlaczu nie pojawi się symbol <!>, znaczy to, że w parametrach **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** ustawiono wartość ZAPIS lub ZAPIS i ALERTY, a fizycznie do wagi nie jest podłączony moduł środowiskowy THB, lub parametry współpracy dla tego modułu są niewłaściwie ustawione. Należy podłączyć moduł do portu COM 1 lub COM 2 i ustawić właściwie parametry współpracy, które znajdują się na tabliczce modułu.*

10.8. Dodatkowe parametry związane z ważeniem

Poprzez zmianę ustawień funkcji związanych z ważeniem można zaprogramować pewien sposób działania wagi.

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć odpowiednie menu i wybrać ten element, który ma podlegać modyfikacji,

Menu <Ustawienia> - dodatkowe opcje związane z ważeniem

Menu <Przyciski> - definiowanie przycisków szybkiego dostępu

Menu <Informacje> - wybór informacji, które zostaną pokazane w polu Info

Menu <Wydruki> - wybór typu wydruku

Menu <Profil> - wybór profilu, które będzie wykorzystywany podczas pracy

Menu <USTAWIENIA> zawierają dodatkowe opcje związane z ważeniem takie jak:

- Tryb tary

- POJEDYNCZA,
wartość pamiętana po pojedynczym naciśnięciu przycisku TARE, kolejne naciśnięcie przycisku ustalają nową wartość tary. Wybór towaru lub opakowania, dla którego jest przypisana wartość tary, powoduje wykasowanie poprzedniej tary
- SUMA AKTUALNYCH,
sumowanie aktualnie wprowadzonych wartości tar dla towaru i opakowania (wynikający z wyboru towaru i opakowania z bazy danych) z możliwością dodania do tej sumy wartości tary wpisanej w sposób ręczny. Po ponownym ustawieniu wartości tary dla towaru lub opakowania wartości tary wpisanej w sposób ręczny zostanie wyłączona.
- SUMA WSZYSTKICH,
sumowanie wszystkich kolejno wprowadzanych wartości tar.
- AUTOTARA
Zasada działania:
Každy pierwszy pomiar po osiągnięciu stanu stabilnego jest tarowany. Wyświetlacz pokaże napis NET. Można teraz określić masę netto. Po zdjęciu obciążenia i powrocie wagi w strefę autozera, program automatycznie kasuje wartość Tary.

– **Automatyczny wydruk stopki**

Dostępne opcje:

- TRYB - Brak – wydruk ręczny stopki,
Suma pomiarów – warunkiem wydruku stopki będzie przekroczenie wartości masy wpisanej w parametrze <Próg>
Liczba pomiarów – warunkiem wydruku stopki będzie wykonanie określonej ilości pomiarów (seria) w parametrze <Próg>
- PRÓG – określenie wartości progu warunkującego wydruk stopki.
Dla opcji <Suma pomiarów> wartość będzie definiowana w jednostce masy [g], a dla opcji <Liczba pomiarów> wartość będzie niemianowana, określająca ilość pomiarów.

– **Tryb wydruku / zatwierdzenia**

- PRZYCISK WYDRUKU / zatwierdzenia, (sterowanie ręczne)
 - Nigdy – wydruk nieaktywny
 - Pierwszy stabilny – rejestrowany jest pierwszy pomiar stabilny
 - Każdy stabilny – akceptowane są wszystkie pomiary stabilne
 - Każdy – wydruk wszystkich pomiarów (stabilnych i niestabilnych), dla wagi legalizowanej tylko wyniki stabilne (tak jak dla ustawienia <Każdy stabilny>)
- TRYB AUTOMATYCZNY
 - Nigdy – wydruk nieaktywny
 - Pierwszy stabilny – rejestrowany jest pierwszy pomiar stabilny po położeniu ładunku na szalce, rejestracja kolejnego stabilnego pomiaru nastąpi dopiero po zdjęciu z szalki obciążenia, „zejściu” wskazania poniżej wartości ustawionego progu i ponownym postawieniu kolejnego ładunku na szalce wagi
 - Ostatni stabilny – akceptowany jest tylko ostatni pomiar stabilny, rejestrowany jest ostatni stabilny pomiar, który był przed zdjęciem obciążenia. Zapis następuje po zdjęciu obciążenia z szalki i „zejściu” wskazania poniżej ustawionego progu.
- PRÓG
 - wartość masy dla działania wydruku automatycznego, ustawiany w gramach.

– **Wydruk**

Zawierają typ wydruku jaki będzie związany z modem pracy. Wydruk następuje po naciśnięciu przycisku PRINT na elewacji wagi.

Dostępne opcje:

- **WYDRUK STANDARDOWY**
Umożliwia zadeklarowanie zawartości wydruków: NAGŁÓWKA, WAŻENIA i STOPKI.
Elementy, dla których zaznaczono opcję <TAK> w menu, będą drukowane po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.
- **WYDRUK NIESTANDARDOWY**
Możliwość wybrania wydruku niestandardowego, który znajduje się w bazie danych w menu <WYDRUKI>, lub zaprojektowanie nowego wydruku, który automatycznie zostanie dodany do bazy danych.

Uwaga: Sposób projektowania wydruków opisany jest w punkcie 15.5

– **Kompensacja wyporności powietrza**

Zawiera parametry w których użytkownik ma możliwość włączenia kompensacji, oraz wprowadzenia danych dotyczących gęstości ważonej próbki i gęstości powietrza

UWAGA: funkcja działa tylko w modzie ważenia.

Opis działania i ustawień znajduje się w poprzednim punkcie instrukcji

10.9. Minimalna naważka.

– **Minimalna naważka.**

W ustawieniach dla modu ważenia znajduje się funkcja <Minimalnej naważki>. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wprowadzeniu do <Bazy danych/Minimalne naważki> danych dotyczących metod wyznaczania minimalnej naważki oraz wartości minimalnych naważek dla danej metody. Dla standardowego wykonania urządzenia, baza ta nie jest uzupełniona.

Czynności związane z wyznaczaniem minimalnych naważek i wprowadzaniem danych do <Bazy danych/Minimalne naważki>, mogą być wykonane wyłącznie przez uprawnionego pracownika firmy „RADWAG”.

Jeżeli użytkownik będzie korzystał z tej funkcji, a nie są wprowadzone do w menu wagi dane dotyczące minimalnych naważek, należy zwrócić się o pomoc do najbliższego przedstawicielstwa firmy „RADWAG”.

Uprawniony pracownik ustala, przy pomocy wzorców masy, w miejscu zainstalowania wagi, według wymogów wynikających ze stosowanego systemu zapewnienia jakości, obciążenia minimalne dla określonych wartości mas opakowań. Uzyskane wartości wprowadza do oprogramowania wagi <Bazy danych/Minimalne naważki>.

Dla danej metody wyznaczania minimalnej naważki, możliwe jest zdefiniowanie kilku wartości tar wraz z przynależnymi im wartościami naważek minimalnych, oraz termin ważności dokonanych pomiarów i wprowadzonych danych.

Nastawy te, nie mogą być zmienione przez użytkownika.

Użycie funkcji <Minimalna naważka> gwarantuje, że wyniki ważenia mieszczą się w obrębie ustalonych tolerancji, zgodnie z wymogami zastosowanego systemu zapewnienia jakości w danej firmie.

UWAGA: funkcja działa tylko w modzie ważenia.

Dostępne opcje:

- **METODA**

Jest to oznaczenie stosowanego standardu zapewnienia jakości.

Po naciśnięciu pola, zostanie wyświetlone okno z listą wprowadzonych do pamięci wagi metod wg. których były wyznaczone minimalne naważki.

Wprowadzenie nowej metody jest możliwe tylko z poziomu menu <Bazy danych/Minimalne naważki>

- **TRYB**

Blokuj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki oraz program wagi uniemożliwi zatwierdzenie pomiaru, który jest poniżej wartości minimalnej naważki

Ostrzegaj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki. Użytkownik może zatwierdzić pomiar, który jest poniżej wartości minimalnej naważki, ale na wydruku będzie on poprzedzony znakiem gwiazdki (*).

UWAGA:

Sposób wprowadzania metod minimalnej naważki opisany jest w punkcie 29.14. instrukcji <Bazy danych/Minimalna naważka>. Uprawnienia do wprowadzania nowych wartości minimalnych naważek ma tylko uprawniony pracownik firmy RADWAG.

Ważenie z wykorzystaniem funkcji <MINIMALNA NAWAŻKA>.

Jeżeli podczas ważenia użytkownik chce mieć informację czy dany pomiar jest powyżej minimalnej naważki dla danego przedziału ważenia, musi zostać włączona funkcja <Minimalna naważka> w ustawieniach modu ważenie.

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. wybrać menu <Ustawienia> - dodatkowe opcje związane z ważeniem
4. Wcisnąć pole <Minimalna naważka>
5. Zostanie wyświetlone okno




6. Nacisnąć pole <Metoda>
7. Zostanie wyświetlone okno z listą zapisanych w bazie danych wagi metod.
8. Należy wybrać jedną z nich.
9. Program wróci do poprzedniego okna menu
10. Nacisnąć pole <Tryb>
11. Zostanie wyświetlone okno z możliwościami wyboru ustawień, należy wybrać jedną z opcji:


Blokuj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki oraz program wagi uniemożliwi zatwierdzenie pomiaru, który jest poniżej wartości minimalnej naważki

Ostrzegaj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki. Użytkownik może zatwierdzić pomiar, który jest poniżej wartości minimalnej naważki, ale na wydruku będzie on poprzedzony znakiem gwiazdki (*).

12. Po wybraniu ustawień należy wyjść z menu.
13. W polu masy wyświetlacza głównego pojawi się dodatkowa ikona informacyjna. Ikona zmienia się podczas ważenia obrazując położenie masy ważonej próbki w stosunku do wartości zadeklarowanej minimalnej naważki.

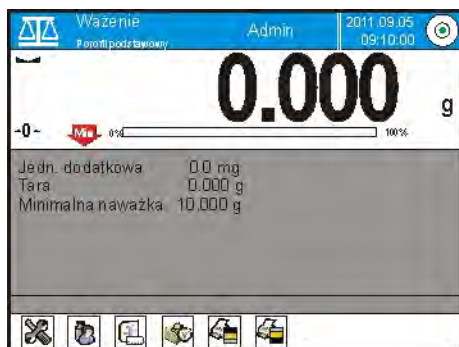



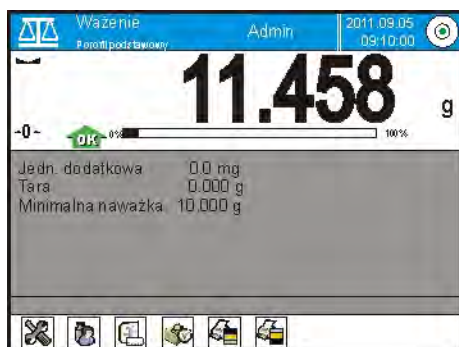


- masa poniżej określonej masy minimalnej naważki dla danego zakresu tary



- masa powyżej określonej masy minimalnej naważki dla danego zakresu tary


Znaczenie ikon dla funkcji minimalnej naważki:

	Masa poniżej wybranej wartości minimalnej naważki.
	Masa powyżej lub równa wybranej wartości minimalnej naważki.
	Masa poniżej wybranej wartości minimalnej naważki. Piktogram zegarka informuje o zbliżającym się wygaśnięciu terminu ważności minimalnej naważki (pojawia się na 2 tygodnie przed zadeklarowanym terminem).
	Masa powyżej wybranej wartości minimalnej naważki. Piktogram zegarka informuje o zbliżającym się wygaśnięciu terminu ważności minimalnej naważki (pojawia się na 2 tygodnie przed zadeklarowanym terminem).
	Termin ważności dla wybranej metody minimalnej naważki został przekroczony. Należy dokonać zmian w nastawach dla tej minimalnej naważki. Uprawnienia do dokonywania zmian mają tylko wyznaczeni pracownicy firmy RADWAG.

Uwaga: Jeżeli zostały zaprogramowane więcej niż jedna wartość tary odniesienia (i przynależne im obciążenia minimalne), to wskazywana wartość przechodzi automatycznie w zakres, który odpowiada ciężarowi tarowanego pojemnika. Jednocześnie zmienia się także wymagane obciążenie minimalne.


10.10. Współpraca z TITRATORAMI

Aby zapewnić prawidłową współpracę z TITRATORAMI, należy ustawić w zawartości wydruku standardowego opcję <Masa dla titratora> na wartość <Tak>, równocześnie wyłączając pozostałe zmienne w tym wydruku.

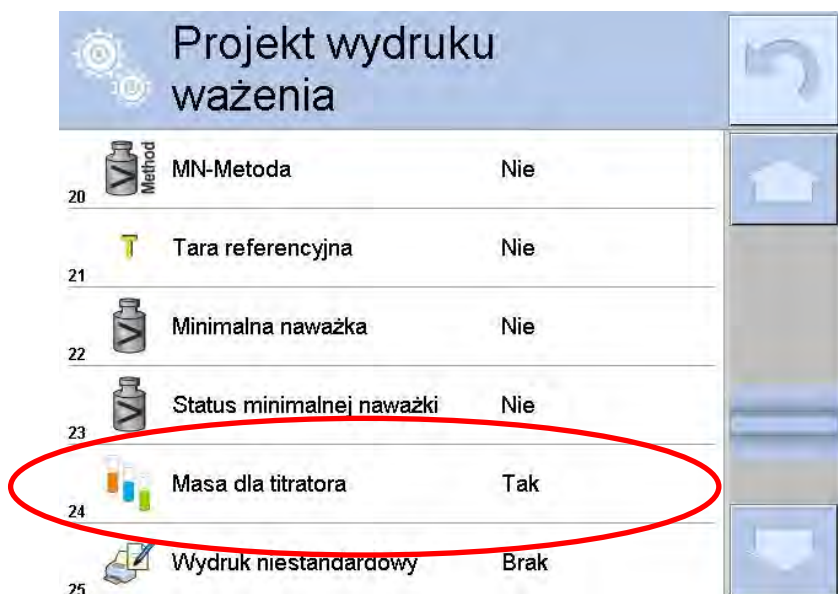

Projekt wydruku ważenia		
20	MN-Metoda	Nie
21	Tara referencyjna	Nie
22	Minimalna naważka	Nie
23	Status minimalnej naważki	Nie
24	Masa dla titratora	Tak
25	Wydruk niestandardowy	Brak

Po włączeniu opcji w górnym pasku okna głównego pojawi się ikona informująca użytkownika o specjalnym formacie wydruku masy, który będzie przyjmowany przez TITRATORY.

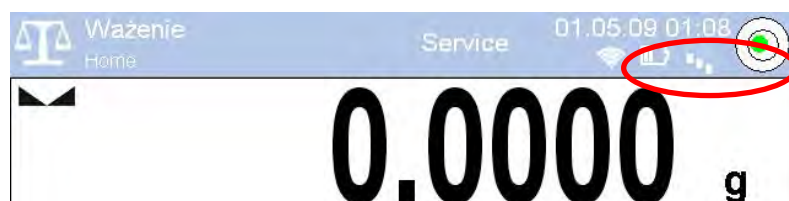

11. KALIBRACJA

Wagi serii "3Y" posiadają system automatycznej kalibracji (adjustacji) dzięki czemu gwarantowana jest odpowiednia dokładność pomiarowa. Dostęp do funkcji sterujących pracą kalibracji zawiera menu <KALIBRACJA>. Wewnątrz tego menu znajdują się elementy:

11.1. Kalibracja wewnętrzna

Kalibracja wewnętrzna wykorzystuje wewnętrzną masę zabudowaną wewnątrz wagi. Przycisk <Kalibracja wewnętrzna> powoduje automatyczne uruchomienie procesu kalibracji. Po jego zakończeniu na ekranie wagi zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu procesu i jego statusie.

UWAGA:

kalibracja wagi wymaga stabilnych warunków (bez podmuchów powietrza, drgań podłoża), proces kalibracji powinien być wykonany przy pustej szalce.


11.2. Kalibracja zewnętrzna


Kalibracja zewnętrzna wykonywana jest za pomocą wzorca zewnętrznego odpowiedniej dokładności i masie zależnej od typu i udźwigu wagi. Proces przebiega półautomatycznie, a kolejne etapy są sygnalizowane komunikatami na wyświetlaczu.


UWAGA:

Kalibracja zewnętrzna jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).


Przebieg procesu:


- Należy wejść do podmenu < Kalibracja > a następnie: "  Kalibracja zewnętrzna",
- Na wyświetlaczu wagi pojawi się następujący komunikat:

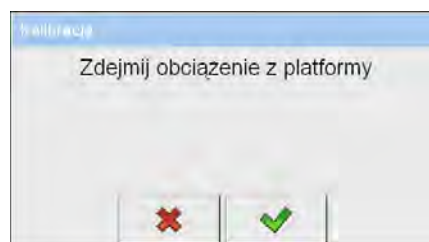


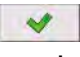- Należy zdjąć obciążenie z szalki,
- Nacisnąć przycisk . Podczas wyznaczania masy startowej zostanie wyświetlony komunikat: „**Wyznaczanie masy startowej**”,

- Po zakończonej procedurze wyznaczania masy startowej na wyświetlaczu wagi pojawi się komunikat:

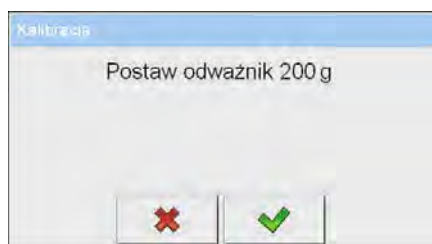

- Zgodnie z komunikatem umieścić na szalce żądaną masę, po czym nacisnąć przycisk ,
- Po zakończonej procedurze na wyświetlaczu wagi pojawi się komunikat:

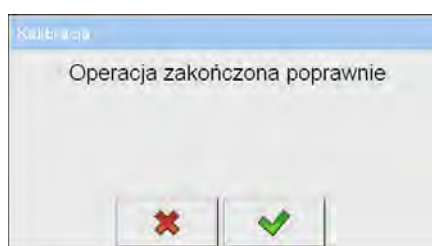


- Po potwierdzeniu przyciskiem  waga wróci do ważenia

11.3. Kalibracja użytkownika

Kalibracja użytkownika może być wykonana dowolnym wzorcem o masie z zakresu: powyżej 0,15 Max, a Max. Procedura kalibracji jest podobna jak w przypadku kalibracji zewnętrznej, jednak przed rozpoczęciem procedury pojawia się okno do deklaracji wartości masy wzorca, który będzie użyty.

UWAGA:

Kalibracja użytkownika jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).

Aby uruchomić procedurę, należy wejść do podmenu < Kalibracja >, a następnie: "  Kalibracja użytkownika", a dalej należy postępować wg instrukcji wyświetlanych na ekranie wagi.

11.4. Test kalibracji

Funkcja <Test kalibracji> jest to porównanie wyników kalibracji wewnętrznej z wartością wpisaną w parametrach fabrycznych. Takie porównanie pozwala na określenie dryftów czułości wagi w czasie.

11.5. Kalibracja automatyczna


W tym menu deklarujemy czynnik, który decyduje o momencie rozpoczęcia kalibracji automatycznej. Dostępne opcje to:

- Brak – kalibracja automatyczna nieaktywna
- Czas – kalibracja odbywa się w odstępach czasu jaki został zadeklarowany w menu <Czas kalibracji automatycznej> (11.6)
- Temperatura – kalibracja odbywa się tylko przy zmianie temperatury
- Obie – zmiana temperatury i czas decydują o momencie rozpoczęcia kalibracji automatycznej

UWAGA:

Zmiana ustawień parametru jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).

11.6. Czas kalibracji automatycznej

< Czas kalibracji automatycznej> jest to parametr określający co jaki czas ma być wykonywana automatycznie kalibracja wewnętrzna wagi. Czas ten definiowany jest w godzinach w zakresie między 1, a 12 godzin.


Aby ustawić czas kalibracji automatycznej:

- nacisnąć przycisk <Czas kalibracji automatycznej>
- z wyświetlanego menu wybrać czas (podawany w godzinach), jaki ma upłynąć od ostatniej kalibracji do wykonania kolejnego procesu kalibracji wewnętrznej.


UWAGA:


Zmiana ustawień parametru jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).

11.7. Zaplanowane kalibracje

< Zaplanowane kalibracje> jest to parametr umożliwiający użytkownikowi zadeklarowanie dokładnego czasu i interwału wywoływania kalibracji wagi. Opcja jest niezależna od kalibracji automatycznej i kryteriów (czas, temperatura) jej wywoływania. Użytkownik może zaplanować kalibrację wewnętrzną jak również zewnętrzną. Aby mogły być zaplanowane kalibracje zewnętrzne należy także wprowadzić do pamięci wagi wzorce przy użyciu, których mają być wykonywane te kalibracje.


Ustawienie:

1. Przed ustawieniem planu kalibracji należy wprowadzić, dla kalibracji zewnętrznych wzorce wraz z ich danymi.
2. Wejść w menu użytkownika, w grupę parametrów <Kalibracja> i znaleźć parametr <  Wzorce kalibracyjne > i wprowadzić wzorzec wpisując jego dane:

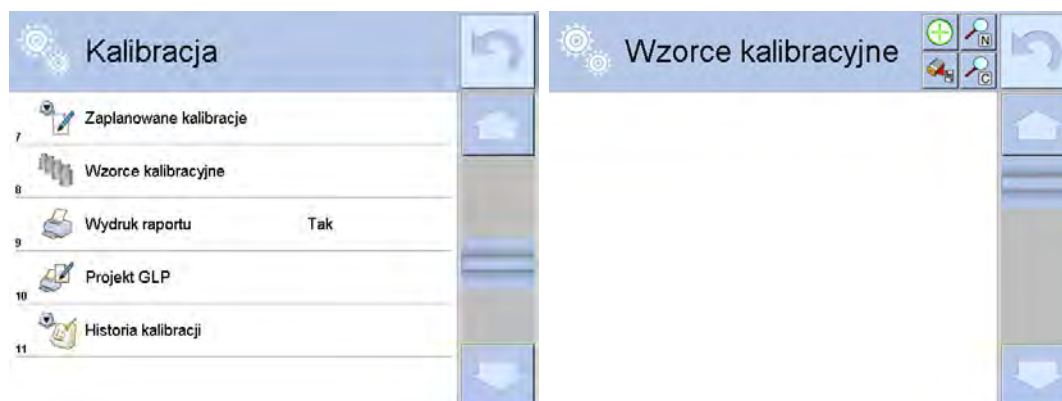


The screenshot shows the 'Kalibracja' (Calibration) menu. The menu items are:

- Zaplanowane kalibracje
- Wzorce kalibracyjne
- Wydruk raportu Tak
- Projekt GLP
- Historia kalibracji

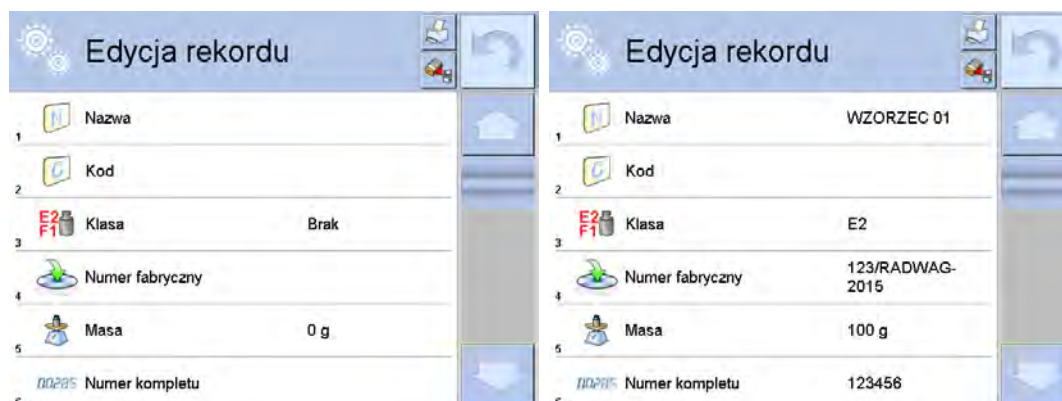

The screenshot shows the 'Edycja rekordu' (Edit record) form for a calibration standard. The fields and their values are:

1	Nazwa	WZORZEC 01
2	Kod	
3	Klasa	Brak
4	Numer fabryczny	123/RADWAG-2015
5	Masa	100 g
6	Numer kompletu	123456

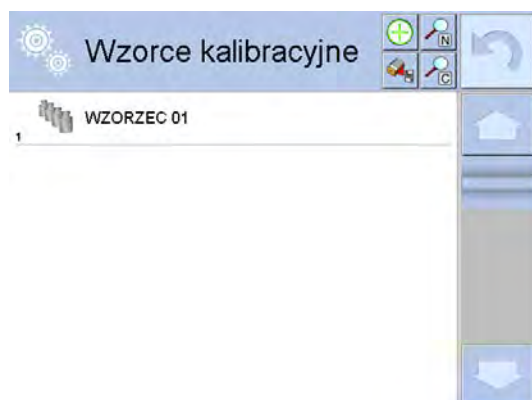

The screenshot shows the 'Wzorce kalibracyjne' (Calibration standards) list. The list contains one entry:


1	WZORZEC 01
---	------------


3. Wejść w menu użytkownika, w grupę parametrów <Kalibracja> i znaleźć parametr <Zaplanowane kalibracje> :




4. Wejść w parametr <Zaplanowane kalibracje>, zostanie otwarte okno, w którym uprawniony użytkownik (Administrator) może dodać pozycje z zaplanowanymi kalibracjami.



5. Aby tego dokonać należy kliknąć w przycisk , zostanie otwarte okno z danymi dotyczącymi planowanej kalibracji wagi

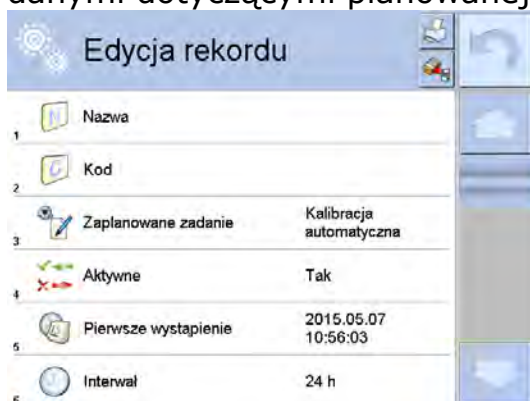

6. Wybrać zaplanowane zadanie: kalibracja automatyczna (wewnętrzna) czy kalibracja zewnętrzna

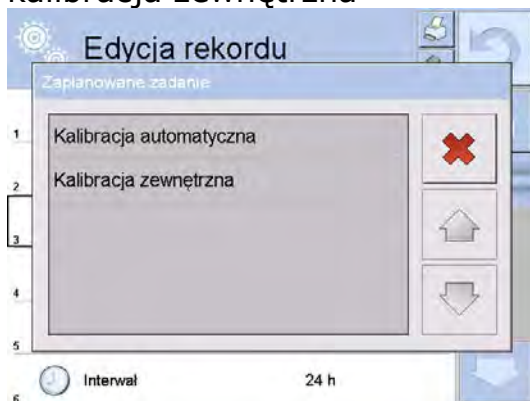

7. Jeżeli została wybrana kalibracja automatyczna, należy wprowadzić dane dotyczące kalibracji i harmonogramu jej działania

1	Nazwa	Test 01
2	Kod	123456
3	Zaplanowane zadanie	Kalibracja automatyczna
4	Aktywne	Tak
5	Pierwsze wystąpienie	2015.05.07 10:56:03
6	Interwał	1 h

8. Jeżeli została wybrana kalibracja zewnętrzna, należy wprowadzić dane dotyczące kalibracji, wzorca przy użyciu którego ma być wykonywana i harmonogramu jej działania

1	Nazwa	Test 02
2	Kod	98765
3	Zaplanowane zadanie	Kalibracja zewnętrzna
4	Wzorzec kalibracyjny	WZORZEC 01
5	Aktywne	Tak
6	Pierwsze wystąpienie	2015.05.07 08:00:00


9. Po wprowadzeniu danych należy wrócić do poprzedniego okna. Zostanie dodana pozycja z zaplanowaną kalibracją wagi


1	Test 01
2	Test 02

10. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wyjść z menu.

Od tej chwili kalibracje będą się wykonywać automatycznie w zaplanowanym czasie i interwałami jakie zostały wprowadzone.

11.8. Wydruk raportu

Parametr <  Wydruk raportu > określa czy raport z kalibracji ma być drukowany automatycznie po jej zakończeniu.

Aby nastąpił automatyczny wydruk raportu należy ustawić parametr <  Wydruk raportu > na wartość <TAK>.


11.9. Projekt GLP

GLP jest jednym ze sposobów dokumentowania pracy zgodnie z przyjętym systemem jakości. Informacje wybrane do wydruku będą drukowane z każdym raportem z kalibracji wagi.

Użytkownik może wykorzystać poniższe informacje oraz znaki:

- kalibracja (rodzaj kalibracji)
- mod pracy (nazwa trybu pracy)
- data, czas,
- użytkownik,
- typ wagi,
- ID wagi
- wypoziomowanie
- masa nominalna,
- masa aktualna
- różnica
- temperatura
- pusta linia,
- kreski
- podpis
- wydruk niestandardowy
-

11.10. Historia kalibracji

Zawiera wszystkie wykonane kalibracje wagi. Zapis wykonywany jest automatycznie. Każda zapisana kalibracja zawiera podstawowe dane dotyczące przeprowadzonego procesu. Z poziomu tego menu można wyświetlić listę zapisanych kalibracji. Każdy raport może zostać wydrukowany. Aby wydrukować raport z kalibracji należy wejść w podmenu < Kalibracja > a następnie: <Historia kalibracji>, następnie wybrać kalibrację, którą należy wydrukować i po wyświetleniu szczegółów, wcisnąć ikonę drukarki < > na górnym pasku.

Wskazówka:

Jeżeli pamięć wagi ulegnie zapełnieniu, to najstarszy zapis na liście zostanie automatycznie skasowany.

Jeżeli procedury wewnętrzne wymagają kompletnej dokumentacji dla wszystkich przeprowadzonych kalibracji, to listę z ich zapisami należy okresowo drukować i archiwizować.

Wyszukiwanie zrealizowanej kalibracji

Można wyszukać informacji o wykonanej kalibracji

- Po naciśnięciu przycisku  należy podać datę jej wykonania.

Eksport informacji o wykonanych kalibracjach


Włożyć pamięć masową USB do złącza wagi. Nacisnąć przycisk <Eksport danych>, który znajduje się w prawym górnym rogu wyświetlacza. Proces przebiega automatycznie. Po zakończeniu procesu zostaje zapisany plik z rozszerzeniem **.tdb**, który można edytować np. w programie Excel lub w edytorze tekstowym.

12. UŻYTKOWNICY

To menu zawiera wykaz użytkowników, którzy mogą obsługiwać wagę. Dla każdego użytkownika można zdefiniować poniższe informacje:

- Nazwa
- Kod
- Hasło
- Uprawnienia
- Język
- Profil
- Numer karty

Dodawanie nowego użytkownika jest możliwe tylko przez Administratora wagi. Żeby dodać nowego użytkownika:

- Wewnątrz menu użytkownicy nacisnąć przycisk <Dodaj> 
- Zdefiniować potrzebne pola dla nowo utworzonego operatora

Uwaga:

Bazę użytkowników możesz przeszukiwać uwzględniając kod lub nazwę użytkownika


Edycja informacji związanych z użytkownikiem:

- Nacisnąć pole z nazwą użytkownika
- Wyświetlacz pokaże właściwości związane z użytkownikiem
- Należy wybrać i zmodyfikować wymagane dane


Usuwanie użytkownika jest możliwe tylko przez Administratora wagi.

Aby usunąć użytkownika należy:

- Nacisnąć i przytrzymać nazwę użytkownika
- Wyświetlacz pokaże menu związane z tym elementem
- Wybrać opcję <Usuń>

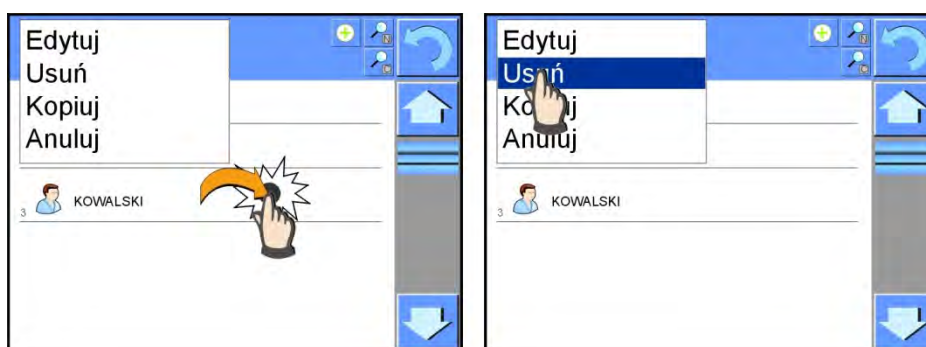



13. UPRAWNIENIA

Uprawnienia  określają zakres czynności jakie może wykonywać użytkownik wagi. Modyfikacja tego menu jest możliwa tylko przez Administratora wagi.

Użytkownik anonimowy

Administrator ma możliwość nadania poziomu uprawnień osobie obsługującej wagę, która nie dokonała procedury logowania (tzw. Użytkownik anonimowy).


Procedura:

Wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < Użytkownik anonimowy>, a następnie ustawić odpowiednie uprawnienia. Dostępne uprawnienia operatora anonimowego to: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.



Uwaga:

Ustawienie <Gość> powoduje, że niezalogowany użytkownik nie ma żadnych uprawnień do zmian ustawień programu.

Data i czas

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Administrator** dokonywać zmiany ustawień daty i czasu. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do opcji < Data i czas>.


Procedura:

Wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < Data i czas>, a następnie ustawić odpowiednie uprawnienia. Dostępne uprawnienia do ustawiania daty i czasu to: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.


Uwaga:

Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do ustawień daty i czasu jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Wydruki

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Administrator** dokonywać edycji wzorców wydruków. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do opcji < Wydruki>.


Procedura:

Wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < Wydruki>, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.


Uwaga:

Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do ustawień daty i czasu jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Filmy

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Administrator** dokonywać zmian (dodawania lub usuwania) w menu <Filmy>. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do opcji < Filmy> dla operatora o uprawnieniach Administrator.

Procedura:

Wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < Filmy>, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga:



Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do zmian jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Automatyczne wylogowywanie

Opcja umożliwiająca włączenie automatycznego wylogowywania się użytkownika po upływie określonego czasu podawanego w minutach, jeżeli waga jest nieużywana.

Domyślnie waga ma wyłączoną opcję (ustawienie <Brak>).



Procedura:

Wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < Automatyczne wylogowywanie>, a następnie wybrać jedną z opcji: Brak/3/5/15/30/60. Czas jest podawany w [min].

Bazy danych

Administrator ma również możliwość ustawienia poziomów uprawnień do zmian w poszczególnych bazach danych.

Procedura:

Wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < Bazy danych>, a następnie ustawić odpowiednie uprawnienia: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator dla poszczególnych baz danych.

Uwaga:

Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do edycji poszczególnej bazy danych jest otwarty.

14. PROFILE

Profil jest to pakiet informacji opisujący:

- o jak ma działać funkcja np. liczenia detali, odchyłek % itd.,
- o jakie informacje będą wyświetlane podczas pracy,
- o jakie przyciski będą aktywne,
- o które jednostki będą dostępne
- o jakie kryteria są obowiązujące dla szybkości działania wagi i stabilizacji wyniku,

Program wagi umożliwia stworzenie wielu profili co praktycznie oznacza, że:

- o każdy użytkownik może stworzyć własne indywidualne środowisko pracy
- o można zaprojektować sposób działania wagi poprzez udostępnienie tych przycisków i informacji jakie są niezbędne (ergonomia pracy)

14.1. Tworzenie profilu

Domyślnym profilem każdej wagi jest profil o nazwie <Home>. Administrator wagi może stworzyć nowe profile poprzez:

- kopiowanie już istniejącego profilu a następnie jego modyfikację
- stworzenie nowego profilu



Kopiowanie istniejącego profilu

Procedura:

- Należy wejść do menu głównego naciskając przycisk **Setup**
- Następnie wejść do podmenu < Profile> ,
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk z nazwą profilu, który ma zostać skopiowany
- Zostanie wyświetlone menu:
 - o Edytuj
 - o Usuń
 - o Kopiuj
 - o Anuluj
- Wybrać opcję <Kopiuj>
- Zostanie utworzony profil o nazwie <Kopia nazwa>, wszystkie ustawienia będą takie same jak profilu bazowego
- Po skopiowaniu należy zmienić dane, które wymagają zmiany: (nazwa, itp.)

Dodawanie nowego profilu

Procedura:


- Należy wejść do menu głównego naciskając przycisk **Setup**
- Następnie wejść do podmenu < Profile> ,
- Nacisnąć przycisk , po czym zostanie wyświetlony komunikat: <Utworzyć nowy rekord?> ,
- Potwierdzić komunikat przyciskiem , program automatycznie doda nową pozycję i przejdzie do jej edycji.

Uwaga:

Dodawanie profilu jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się jako administrator.

Usuwanie profilu

Procedura:

- Należy wejść do menu głównego naciskając przycisk **Setup**
- Następnie wejść do podmenu < Profile> ,
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk z nazwą profilu, który ma zostać usunięty
- Wyświetlone zostanie menu, z listy wybrać opcję <Usuń>
- Po czym zostanie wyświetlony komunikat: <Czy na pewno usunąć?> ,
- Potwierdzić komunikat przyciskiem  , profil zostanie usunięty.

Uwaga:


Usuwanie profilu jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się jako administrator.

14.2. Konstrukcja Profilu


W każdym profilu znajdują się następujące pozycje:

- Ustawienia** Menu umożliwiające nadanie indywidualnej nazwy profilu (ciąg znaków alfanumerycznych), oraz zadeklarowanie jaki mod ma być modem domyślnym (wybrany mod będzie zawsze włączany jako startowy po wybraniu profilu).
- Mody pracy** Zawierają takie podmenu jak:
- Ustawienia dodatkowe związane z modem
 - Przyciski
 - Informacje
 - Wydruki
- Odczyt** Zawiera takie podmenu jak:
- Filtr
 - Zatwierdzenie wyniku
 - Autozero
 - Autozero: Dozowanie
 - Ostatnia cyfra
- Jednostki** Menu umożliwiające deklarację jednostki startowej, dodatkowej, 2 jednostek definiowanych oraz wprowadzenie wartości przyspieszenia ziemskiego w miejscu użytkowania wagi.

14.2.1. Ustawienia

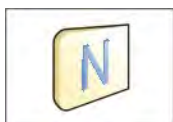

Nazwa

Po wejściu do tej opcji, na wyświetlaczu pojawi się okno z klawiaturą. Należy wprowadzić nazwę profilu i zatwierdzić przyciskiem .

Nadana nazwa będzie obowiązywać dla profilu



Domyślny mod pracy

Po wejściu do opcji można wybrać konkretny mod pracy jako startowy dla profilu. Dla opcji <Brak>, po wybraniu profilu waga pozostaje w ostatnio używanym modzie.

14.2.2. Mody pracy

Po wejściu do opcji zostanie otwarte okno, w którym znajdują się wszystkie dostępne mody pracy. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dla każdego z nich swoich ustawień, które będą przywoływane po wybraniu danego profilu.


Dla każdego z modów pracy dostępne są następujące parametry:

- Ustawienia
zawierają specyficzne ustawienia dotyczące modu pracy oraz ustawienia uniwersalne takie jak np.: kontrola wyniku, tryb tary, automatyczny wydruk stopki, tryb wydruku, wydruk.
- Funkcje przycisków szybkiego dostępu
deklarowanie przycisków, które będą widoczne w dolnej części wyświetlacza
- Informacje
wybór informacji które będą wyświetlone w szarym polu informacyjnym
- Wydruki
wybór typu wydruku lub definiowanie wydruku niestandardowego

14.2.3. Odczyt

Użytkownik może przystosować wagę do zewnętrznych warunków środowiskowych (stopień filtrów) lub własnych potrzeb. Menu <Odczyt> składa się z następujących elementów:

FILTR

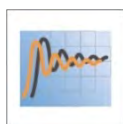

Każdy sygnał pomiarowy przed jego wyświetleniem jest przetwarzany elektronicznie celem osiągnięcia poprawnych parametrów charakterystycznych dla sygnału stabilnego czyli gotowego do odczytu.

W pewnym zakresie użytkownik może wpływać na zakres tego przetwarzania wybierając odpowiedni FILTR. Zakres wyboru:

- bardzo szybki
- szybki
- średni
- wolny
- bardzo wolny

Wybierając poziom filtrowania należy uwzględnić rzeczywiste warunki pracy wagi. Dla warunków bardzo dobrych można ustawiać filtr średni lub szybki, a dla złych warunków filtr wolny lub bardzo wolny.

Uwaga:

- dla wag precyzyjnych zalecane są filtry z zakresu bardzo szybki ÷ średni
- dla wag analitycznych i mikrowag zalecane są filtry z zakresu średni ÷ bardzo wolny



Zatwierdzenie wyniku

Decyduje o momencie wyświetlenia znaku stabilności dla wyniku pomiaru.

Można ustawić jedną z 3 opcji, zatwierdzenie wyniku

- o szybko
- o szybko + dokładnie /wartość zalecana/
- o dokładnie



Uwaga:

szybkość osiągnięcia wyniku stabilnego jest zależna od rodzaju zastosowanego filtra oraz wybranego zatwierdzenia wyniku



Funkcja autozero

Zadaniem tej funkcji jest automatyczna kontrola i korekta zerowego wskazania wagi.

Gdy funkcja jest aktywna następuje porównywanie kolejnych wyników w stałych odstępach czasu. Jeżeli te wyniki będą różnić się o wartość mniejszą niż zadeklarowany zakres AUTOZERA np. 1 działka, to waga automatycznie wyzeruje się oraz zostaną wyświetlone znaczniki wyniku stabilnego –  i wskazania zerowego – .

Gdy funkcja AUTOZERA jest włączona wtedy każdy pomiar rozpoczyna się zawsze od dokładnego zera. Istnieją jednak szczególne przypadki, w których funkcja ta przeszkadza w pomiarach. Przykładem tego może być bardzo powolne umieszczanie ładunku na szalce wagi (np. wsypywanie ładunku) w takim przypadku układ korygowania wskazania zerowego może skorygować również wskazania rzeczywistej masy ładunku.

Dostępne wartości: **NIE** - funkcja autozera wyłączona
 TAK - funkcja autozera włączona



Funkcja autozero: Dozowanie

Zadaniem tej funkcji jest domyślne ustawianie działania autozera w funkcji dozowania.

Dostępne wartości:

NIE - działanie autozera wyłączone automatycznie po wejściu w mod Dozowanie

TAK - działanie autozera włączone automatycznie po wejściu w mod Dozowanie

Ostatnia cyfra



Za pomocą tej funkcji można wyłączać widoczność ostatniego miejsca dziesiętnego w eksponowanym wyniku ważenia. Funkcja ma trzy ustawienia:

- **Zawsze:** widoczne są wszystkie cyfry
- **Nigdy:** ostatnia cyfra wyniku zostaje wygaszona i nie jest pokazywana
- **Kiedy stabilny:** Ostatnia cyfra zostaje wyświetlana tylko wtedy gdy wynik jest stabilny

Środowisko



Parametr ten odnosi się do otoczenia i warunków w jakich pracuje waga. Jeżeli warunki środowiskowe są niestabilne zalecana jest zmiana parametru na: niestabilne. Fabrycznie parametr ten jest ustawiony na: stabilne.

Ustawienie stabilne powoduje że waga dużo szybciej działa tzn. czas ważenia jest dużo szybszy niż w ustawieniu parametru na: niestabilne.

- **Niestabilne**
- **Stabilne**

14.2.4. Jednostki

Użytkownik ma możliwość zadeklarowania dla wybranego profilu jednostki startowej i dodatkowej, oraz dwóch jednostek definiowanych.

Jednostka definiowana posiada:

- o mnożnik
- o nazwę (3 znaki)

Jeżeli taka jednostka zostanie zaprojektowana to jej nazwa będzie widoczna w zestawieniu dostępnych jednostek.

W tym miejscu istnieje możliwość wprowadzenia wartości przyspieszenia ziemskiego w miejscu użytkowania wagi. Jest to niezbędne gdy będzie się korzystać ze wskazania masy w [N].

15. MODY PRACY – informacje ogólne

Wagi serii 3Y w wykonaniu standardowym posiadają następujące mody pracy:



Ważenie

Zasada działania: ciężar ładunku jest określana poprzez pomiar pośredni, mierzymy siłę z jaką ładunek jest przyciągany przez Ziemię. Otrzymany wynik jest przetwarzany do postaci cyfrowej i pokazywany na wyświetlaczu wagi.



Liczenie sztuk

Zasada działania: na podstawie znanej masy jednostkowej detalu można zliczać kolejne detale, zakłada się że masa jednostkowa detalu jest wyznaczona z wystarczającą dokładnością a kolejne detale mają taką samą masę.



Doważanie

Zasada działania: kontrola masy próbki w zadanych progach, należy podać wartość progu dolnego <LO> oraz wartość progu górnego <HI>



Dozowanie

Zasada działania: należy podać masę docelową jaką ma osiągnąć próbka podczas nalewania, nasypywania.



Odchyłki

Zasada działania: kontrola procentowa masy próbki względem wzorca (odniesienia), otrzymujemy informację na ile badana próbka różni się od przyjętego wzorca.



Gęstość

Zasada działania: na podstawie prawa Archimidesa wyznaczana jest gęstość ciał stałych i cieczy, funkcja wymaga dodatkowego zestawu (wyposażenie opcjonalne).



Ważenie zwierząt

Zasada działania: pomiar masy odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych filtrów tłumiących ruch zwierząt co pozwala na uzyskanie poprawnego pomiaru.



Receptury

Zasada działania: wykorzystując kolejne składniki można wykonać dowolną mieszaninę, recepturę należy zaprogramować podając masy poszczególnych składników.




Statystyka

Zasada działania: z wykonanych pomiarów wyznaczane są wartości statystyczne takie jak Min, Max, odchylenie itp.



Kalibracja pipet

Zasada działania: kalibracja pipet wg. procedur zapisanych w normie ISO 8655 lub wg własnych wewnętrznych wymagań.

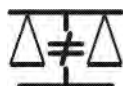

Ważenie różnicowe

Zasada działania: analiza zmian masy próbek w czasie.



Statystyczna Kontrola Jakości

Mod pracy przydatny podczas różnego rodzaju procesów pakowania produktów w celu monitorowania i/lub kontroli procesu pakowania. Umożliwia wykrywanie nadmiarowych i niedomiarowych ilości produktu w opakowaniach.



Kontrola Towarów Paczkowanych realizuje kontrolę towarów paczkowanych zgodnie z ustawą o towarach paczkowanych.

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)



Kontrola masy

Funkcja, która umożliwia szybką kontrolę statystyczną próbek zgodnie z wymaganiami systemów jakości i/lub wewnętrznymi normami.

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

W ustawieniach poszczególnych modów pracy dostępne są funkcje specjalne. Dzięki nim można dostosować działanie wybranego modu pracy do indywidualnych potrzeb. Te ustawienia są przywoływane przez wybranie odpowiedniego profilu. Szczegółowy opis tych funkcji jest podany dla każdego modu pracy.

15.1. Wybór modu pracy

Aby zmienić mod pracy należy:

- o nacisnąć nazwę aktualnie wykorzystywanego modu, która jest widoczna w lewym górnym rogu wyświetlacza.




- o na wyświetlaczu pojawi się lista modów,
- o wybrać nazwę modu jaki ma być używany

15.2. Parametry związane z modem pracy

Z każdym modem pracy związane są programowalne parametry decydujące jak ma on działać. Procedura dostępu do tych parametrów:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. na wyświetlaczu pojawi się menu:
 - o <Ustawienia> - dodatkowe opcje związane z modem
 - o <Przyciski> - definiowanie przycisków szybkiego dostępu
 - o <Informacje> - wybór informacji, które będą pokazane w polu Info
 - o <Wydruki> - wybór typu oraz zawartość wydruku
 - o <Profil> - wybór profilu, które będzie wykorzystywany podczas pracy

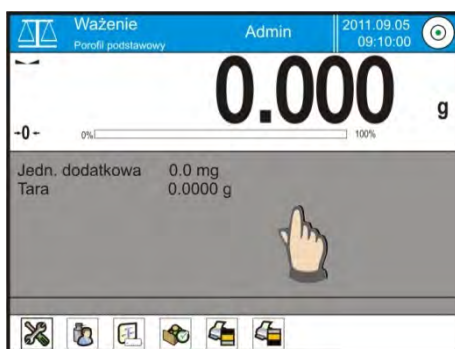

3. nacisnąć odpowiednie menu i wybrać ten element, który ma podlegać modyfikacji,

Opis podstawowych parametrów, które znajdują się w menu <Ustawienia> jest zawarty w punkcie 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”
Inne parametry związane z konkretnymi modami są opisane podczas omawiania modów.

15.3. Przyciski szybkiego dostępu, czujniki zbliżeniowe

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania 7 przycisków, które mogą być widoczne w dolnym pasku wyświetlacza.


Po przypisaniu funkcji do przycisku pojawia się odpowiednia ikona, która jest pokazana w dolnym pasku nawigacyjnym wyświetlacza głównego.



Jest to tzw. klawisz szybkiego dostępu do najczęściej wykonywanych operacji.

Uwaga:

Użytkownik może mieć dostęp do przeglądania instrukcji obsługi zapisanej w pamięci wagi. Aby korzystać z tej funkcji należy ustawić w pasku przycisków,

przycisk pomocy .

15.3.1. Czujniki zbliżeniowe

Waga jest wyposażona w dwa czujniki zbliżeniowe, które umożliwiają sterowanie pracą wagi bez konieczności naciskania przycisków na elewacji lub ekranie dotykowym.

Program rozpoznaje cztery stany ruchu w pobliżu czujników:

1. Zbliżenie dłoni do czujnika lewego <**Czujnik zbliżeniowy lewy**>
2. Zbliżenie dłoni do czujnika prawego <**Czujnik zbliżeniowy prawy**>
3. Ruch dłoni w lewo <**Czujnik zbliżeniowy: gest w lewo**>
4. Ruch dłoni w prawo <**Czujnik zbliżeniowy: gest w prawo**>

UWAGA: przy korzystaniu z opcji GEST W LEWO lub GEST W PRAWO, należy ustawić wartość parametru <Opóźnienie czujników zbliżeniowych> na wartość **500 ms!**

Do każdego z gestów można przypisać jedną z dostępnych czynności: [Brak; Profil; Kalibracja; Zeruj; Taruj; Ustaw tarę; Wyłącz tarę; Przywróć tarę; Opakowanie; Drukuj; Wydruk nagłówka; Wydruk stopki; Jednostka; Zmienna uniwersalna 1; Zmienna uniwersalna 2; Zmienna uniwersalna 3; Zmienna uniwersalna 4; Zmienna uniwersalna 5; Zatwierdź; Przerwij; Użytkownik; Drzwiczki lewe; Drzwiczki prawe; Otwórz/zamknij Drzwiczki; Parametry; Towar; Magazyn; Klient.

Po wybraniu ustawienia i powrocie do ważenia, program po rozpoznaniu gestu, wykona przypisaną do gestu czynność.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu czułości czujników i opóźnienie czujników zbliżeniowych (*patrz opis w dalszej części instrukcji, punkt 33*).

15.3.2. Automatyczne otwieranie drzwiczek

W tym miejscu menu znajdują się także ustawienia dotyczące automatycznego otwierania i zamykania drzwiczek w wagach wyposażonych w taki mechanizm – wagi XA 3Y.A. Ustawienia mogą dotyczyć zarówno przycisków szybkiego dostępu jak również sensorów podczerwieni znajdujących się w głowicy odczytowej wagi.

Ustawienia dla wag serii XA 3Y.A obejmują:

- **Otwórz** /opcja umożliwia otwarcie drzwiczek komory ważenia
- **Zamknij** /opcja umożliwia zamknięcie drzwiczek komory ważenia
- **Otwórz / zamknij drzwiczki** /opcja umożliwia zmianę położenia stanu drzwiczek np. jeżeli komora jest otwarta, aktywacja opcji umożliwia zamknięcie komory, a jeżeli komora jest zamknięta, to aktywacja opcji powoduje otwarcie drzwiczek komory,

Aby przejść ze stanu manualnego na automatyczny tryb otwierania drzwiczek w wadze XA3YA należy:

1. Po przekręceniu uchwyty drzwiczek w odpowiednią pozycję – ręcznie przesuwanie szyb do wyczuwalnego momentu sprzężenia.
2. Ustawienie szyb w pozycji zamkniętej, przekręcenie uchwyty drzwiczek w odpowiednią pozycję, uruchomienie czujników zbliżeniowych w celu automatycznego sprzężenia.

Aby wrócić do pracy automatycznej należy przekręcić uchwyt drzwiczek w poprzednie położenie.

15.4. Informacje

Informacje związane z procesem ważenia pokazywane są w szarym polu informacyjnym. Można tam umieścić max 6 informacji. Jeżeli wybierzesz więcej, pokazane będą pierwszych 6. Dla każdej informacji są dostępne dwie opcje:

- TAK, informacja widoczna
- NIE, informacja niewidoczna



15.5. Wydruki

Menu wydruki składa się z dwóch odrębnych bloków. Pierwszy z nich to wydruki standardowe, drugi wydruki niestandardowe.

▪ **Wydruk standardowy**

Składa się z trzech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcje TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE jeżeli na wydruku ma nie występować.

PROCEDURA:

1. nacisnąć pole z nazwą projektu do edycji (Nagłówek – Ważenie – Stopka) i wybrać zmienne, które mają być drukowane
2. jeżeli wybrany jest wydruk niestandardowy, to należy go utworzyć.

- NAGŁÓWEK



- Kreski
- Mod pracy
- Data
- Czas
- Typ wagi
- ID wagi
- Użytkownik
- Wypoziomowanie
- Klient
- Magazyn
- Towar
- Opakowanie
- Zmienna uniwersalna 1 ... 5
- Pusta linia
- Raport GLP
- Wydruk niestandardowy

- WAŻENIE

- N (ilość pomiarów)
- Data
- Czas
- Wypoziomowanie
- Klient
- Magazyn
- Towar
- Opakowanie
- Zmienna uniwersalna 1 ... 5
- Netto
- Tara
- Brutto
- Aktualny wynik
- Jednostka dodatkowa
- Masa
- Wydruk niestandardowy

- STOPKA

- Mod pracy
- Data
- Czas
- Typ wagi
- ID wagi
- Użytkownik
- Wypoziomowanie
- Klient

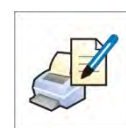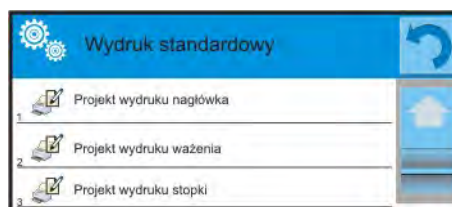

- Magazyn
- Towar
- Opakowanie
- Zmienna uniwersalna 1 ... 5
- Kreski
- Pusta linia
- Raport GLP
- Podpis
- Wydruk niestandardowy


PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ WYDRUKAMI

1. Poprzez naciśnięcie przycisku PRINT na elewacji wagi, możesz wydrukować zmienne, które są pokazane w polu WAŻENIE wydruku standardowego jeżeli mają atrybut = TAK (patrz wykaz zmiennych powyżej).
2. Zmienne z atrybutem TAK, pokazane w NAGŁÓWKU lub STOPCE będą drukowane **TYLKO** po naciśnięciu ikony **Drukuj Nagłówek** lub **Drukuj Stopkę**. Ikony tę należy umieścić w dolnym pasku wyświetlacza, jako przyciski szybkiego dostępu.

*Procedura umieszczania ikony opisana jest w dalszej części instrukcji,
patrz pkt. 15.3*



Wydruk informacji zawartych w nagłówku

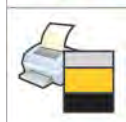

Wydruk informacji zawartych w stopce

Uwaga:

Jednostki dla wydruku wskazań masy:

- Netto – jednostka główna (kalibracyjna)
- Tara – jednostka główna (kalibracyjna)
- Brutto – jednostka główna (kalibracyjna)
- Aktualny wynik – jednostka aktualnie wyświetlana
- Jednostka dodatkowa – jednostka dodatkowa
- Masa – jednostka główna (kalibracyjna)


Wydruk niestandardowy

- **Wydruk niestandardowy**

Wydruk może zawierać: TEKSTY oraz ZMIENNE (które są pobierane z programu w chwili wydruku).

Każdy z wydruków jest osobnym projektem, ma swoją indywidualną nazwę, która go identyfikuje i jest zapisywany w bazie danych.

PROCEDURA:

1. nacisnąć obszar <Wydruk niestandardowy>
2. nacisnąć przycisk <Dodaj> 
3. zostaje otworzone kolejne okno z danymi Nazwa/Kod/Projekt
4. nadać nazwę i kod dla wydruku
5. nacisnąć przycisk <Projekt>
6. wyświetlacz pokaże pole z klawiaturą umożliwiające edycję wydruku
7. wykorzystując klawiaturę zaprojektować wydruk, w skład wydruku mogą wchodzić: teksty oraz zmienne


Uwaga:

- *Użytkownik ma możliwość dodawania wydruków z pamięci zewnętrznej poprzez import już skonfigurowanych tekstów przy użyciu portu USB*
- *Nazwa wydruku jest TYLKO NAZWA i nie wchodzi do jego zawartości*
- *Sposób projektowania wydruku niestandardowego opisany jest w pkt. 24.11 <Wydruki>*

15.6. Profile




Opis tej funkcji zawiera punkt nr 14. Profile.

16. LICZENIE SZTUK

<  **Liczenie sztuk** > jest modem pracy pozwalającym na liczenie drobnych przedmiotów o jednakowych masach. Liczenie odbywa się na podstawie znanej masy pojedynczej sztuki, którą:

- o wyznaczono z pewnej ilości sztuk wzorca
- o pobrano z bazy towarów
- o wpisano ręcznie jako wartość numeryczną

Procedura uruchomienia modu pracy

- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów do wyboru,
- Wybrać mod <  Liczenie sztuk >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:

- o Brutto
- o Masa wzorca
- o Próg dolny
- o Próg górny
- o Wartość docelowa

Po wybraniu funkcji liczenia detali na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

1. Setup – dostęp do menu wagi
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów
5. Podaj masę 1 sztuki – pole do wpisania masy pojedynczego detalu
6. Wyznacz masę 1 sztuki – wyznaczenie masy detalu z próbki o dowolnej liczności np. z 10 szt., 20 szt., 75 szt., itp.



16.1. Ustawienia dodatkowe związane z liczeniem detali

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć menu <Ustawienia>
4. wyświetlacz pokaże funkcje związane z ważeniem oraz zliczaniem detali



Z procesem zliczania detali związane są następujące funkcje:

- **ACAI**, Automatyczna Korekta Dokładności:
 - o TAK, masa detalu będzie aktualizowana
 - o NIE, masa detalu nie będzie aktualizowana

Zasady działania funkcji ACAI:

1. ilość sztuk (po dołożeniu) znajdująca się na szalce musi być większa niż była do tej pory
2. ilość sztuk (po dołożeniu) znajdująca się na szalce musi być mniejsza niż podwójna ilość która była widoczna na wyświetlaczu przed dołożeniem
3. aktualna ilość sztuk musi się mieścić w polu tolerancji $\pm 0,3$ od wartości całkowitej,
4. wynik musi być stabilny.

- **Minimalna masa referencyjna:** 1dz, 2dz, 5dz, 10dz, jest to minimalna wartość masy jaką powinien mieć pojedynczy detal. Gdy ten warunek nie będzie spełniony proces liczenia się nie rozpocznie.

- **Kontrola wyniku:**

- o TAK, drukowane i zapisywane będą tylko te pomiary, które zawarte są pomiędzy progami Lo i Hi
- o NIE, drukowane i zapisywane będą wszystkie pomiary

Pozostałe funkcje w menu <ustawienia>:

- Tryb tary
- Automatyczny wydruk stopki
- Tryb wydruku / zatwierdzenia
- Wydruki

Zasady ich użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”

16.2. Liczenie detali – przyciski szybkiego dostępu

Każdy z modów ma zestaw domyślnych przycisków, które są pokazywane automatycznie po wybraniu modu. Zestaw ten można zmodyfikować poprzez przypisanie innych przycisków szybkiego dostępu do przycisków ekranowych. Taka operacja wymaga odpowiedniego poziomu uprawnień.


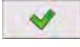

Użytkownik może wybrać dodatkowo specjalne przyciski, które umożliwiają szybki dostęp do wyznaczania masy pojedynczej sztuki z wzorca o liczności

- 5 szt.
- 10 szt.
- 20 szt.
- 50 szt.



16.3. Ustawienie masy wzorca przez wpisanie znanej masy detalu

Procedura:



- Nacisnąć przycisk  < 2.47 Podaj masę sztuki >, zostanie wyświetlone okno edycyjne <Masa wzorca> z klawiaturą ekranową,
- Wprowadzić żadaną wartość i potwierdzić przyciskiem , co spowoduje przejście w mod pracy  Liczenie sztuk > z automatycznym ustawieniem masy pojedynczego detalu.




Uwaga:

W przypadku wpisania masy jednostkowej mniejszej niż 0,1 działki odczytowej program wagowy wyświetli komunikat: <Wartość zbyt mała>.

16.4. Ustawienie masy wzorca przez wyznaczenie masy detalu

Procedura:

- Postawić pojemnik na szalce i wytarować jego masę,
- Nacisnąć przycisk  < Wyznacz masę sztuki >, zostanie wyświetlone okno edycyjne <Liczność wzorca> z klawiaturą ekranową,
- Wprowadzić żadaną wartość i potwierdzić przyciskiem , zostanie wyświetlony komunikat: <Postaw sztuk: xx> (gdzie xx – wcześniej wprowadzona wartość),

- Położyć zadeklarowaną ilość sztuk na szalce i gdy wynik będzie stabilny (wyświetlany jest symbol ) zatwierdzić ich masę przyciskiem ,
- Program wagi automatycznie obliczy masę pojedynczego detalu i przejdzie w tryb  Liczenie sztuk> podając na wyświetlaczu ilość sztuk, które znajdują się na szalce (**pcs**).

Uwaga:



Należy pamiętać o tym, że:

- Masa całkowita wszystkich sztuk położonych na szalce nie może być większa niż maksymalny zakres ważenia wagi;
- Masa całkowita wszystkich sztuk położonych na szalce wagi nie może być mniejsza od wartości zadeklarowanej w parametrze „**Minimalna masa referencyjna**”. Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek waga wyświetli komunikat: **<Za mała masa próbki>**;
- Masa pojedynczej sztuki nie może być mniejsza od **0,1** **działki odczytowej** wagi. Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek waga wyświetli komunikat: **<Za mała masa sztuki>**.

16.5. Pobranie masy detalu z bazy danych

Każdy towar w bazie danych posiada szereg informacji, które go identyfikują. Jedną z nich jest masa, którą wykorzystuje się podczas liczenia detali.

Procedura:


Będąc w modzie  Liczenie sztuk> nacisnąć przycisk  Baza towarów> a następnie wybrać żądany towar z listy.

Wprowadzanie masy wzorca do pamięci wagi

Masę wzorca dla pojedynczej sztuki należy wprowadzić do bazy towarów w następujący sposób:

- a) Nacisnąć przycisk < Setup > a następnie przycisk < Bazy danych >
- b) W Bazie Towarów nacisnąć przycisk < Towary >
- c) Nacisnąć nazwę towaru i wprowadzić modyfikację w polu [5] Masa
- d) Wrócić do modu <Liczenie sztuk>.


Gdy Baza danych nie posiada żadnych elementów:


- a) Nacisnąć przycisk < Setup > a następnie przycisk < Bazy danych >
- b) W Bazie Towarów nacisnąć przycisk  Dodaj >
- c) Uzupełnić pola związane z towarem w tym pole nr [5] Masa
- d) Wrócić do modu <Liczenie sztuk>.

16.6. Aktualizacja masy detalu w bazie danych

Wyznaczoną masę jednostkową detalu można przypisać do towaru w bazie danych. Taką operację stosuje się wówczas, gdy wykorzystujemy funkcję ACAI (Automatyczna Korekta Dokładności) celem wyznaczenia masy jednostkowej z dużą dokładnością.


Procedura:

- a) Wyznaczyć masę jednostkową detalu
- b) Nacisnąć przycisk <  Baza towarów >
- c) Przytrzymać palec na nazwie towaru, którego masę jednostkową chcesz aktualizować,
- d) zostanie wyświetlone menu kontekstowe,
- e) Wybrać opcję <**Przypisz wzorzec**>, masa wzorca zostanie dla danego towaru zapisana pod pozycją <**Masa**>.

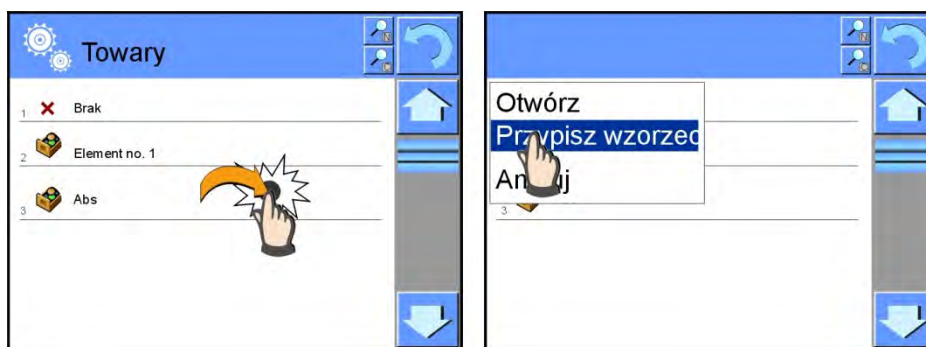

16.7. Procedura liczenia detali

Pierwszym etapem jest uzyskanie informacji o masie jednostkowej detalu. Wybrać jedną z opcji:

- Wpisać wartość dla masy jednostkowej detalu (pkt. 16.3.) a następnie położyć detale na szalce, wyświetlacz pokaże ich ilość
- Wyznaczyć masę detalu z wzorca o pewnej liczności (pkt. 16.4.), waga dodatkowo wyświetli znacznik aktywnej funkcji ACAI < <> (jeżeli jest załączona). Położyć detale na szalce wagi, wyświetlacz pokaże ich ilość
- Pobrać masę jednostkową detalu z bazy danych (pkt. 16.5.) wybierając towar. Położyć detale na szalce wagi, wyświetlacz pokaże ich ilość.

Uwaga:

Wszystkie elementy dodatkowe (opakowanie), powinny być wytarowane przed rozpoczęciem procesu liczenia.

16.8. Doważanie funkcji liczenia detali


Proces liczenia detali może być wspomagany funkcją doważania czyli kontroli czy wskazanie mieści się pomiędzy progami akceptacji.

Doważanie wymaga podania dwóch wartości progowych opisanych jako:


- Próg dolny [Min= ... szt.]
- Próg górny [Max= ... szt.]

oraz ustawienie opcji TAK dla Barografu, który pokazuje zależność:
AKTUALNA ILOŚĆ SZTUK / PROGI DOWAŻANIA.

Definiowanie wartości progów Min/Max jest możliwe w Bazie Danych podczas

edycji Towaru lub poprzez przycisk szybkiego dostępu <  Definiowanie progów >.

Procedura

- Nacisnąć szare pole „INFO” a następnie nacisnąć pole <Informacje>
- Ustawić dla Bargrafu opcję TAK, wrócić do funkcji liczenia detali
- Nacisnąć szare pole „INFO” a następnie nacisnąć pole <Przyciski>
- Przypisać do jednego z przycisków ekranowych opcję <Progi Doważania>
- Wrócić do funkcji liczenia detali
- Nacisnąć przycisk <  Progi Doważania > i wpisać wartość dla Progu Dolnego i Progu Górnego, wrócić do funkcji liczenia
- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, który poprzez kolorystykę pokazuje aktualny stan ilości sztuk.
 - Kolor żółty: aktualna ilość sztuk mniejsza niż Próg Dolny
 - Kolor zielony: aktualna ilość sztuk zawiera się pomiędzy wartościami Progowymi
 - Kolor czerwony: aktualna ilość sztuk większa niż Próg Górny



16.9. Dozowanie w funkcji liczenia detali


Proces liczenia detali może być wspomagany funkcją dozowanie czyli kontrolą czy wskazanie wagi nie przekroczy wartości docelowej.

Dozowanie wymaga podania wartości, która ma zostać osiągnięta np. 100 szt. oraz tolerancji procentowej dla niej. Wartość docelowa jest pokazywana jako znacznik na bargrafie.

Definiowanie wartości dla masy docelowej wykonuje się poprzez Przycisk

Szybkiego Dostępu <  Wartość Docelowa >

Procedura


- Nacisnąć szare pole „INFO” a następnie nacisnąć pole <Informacje>
- Ustawić dla bargrafu opcję TAK, wrócić do funkcji liczenia detali
- Nacisnąć szare pole „INFO” a następnie nacisnąć pole <Przyciski>
- Przypisać do jednego z przycisków ekranowych opcję <Wartość Docelowa>
- Wrócić do funkcji liczenia detali
- Nacisnąć przycisk <  Wartość Docelowa > i podać ile sztuk należy osiągnąć,
- Jeżeli jest wykorzystywana tolerancja, podać jej wartość (zakres 0 – 100%)
- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, na którym widnieje:
 - aktualny stan ilości sztuk (sygnalizacja kolorami – patrz pkt. 16.7.)
 - wartość Masy Docelowej (czarny znacznik)






Uwaga:

Funkcja doważania i dozowania mogą działać jednocześnie podczas liczenia sztuk, w takim przypadku rolę tolerancji dozowania przejmują progi Lo i Hi z doważania.

17. DOWAŻANIE


<  **Doważanie** > jest modem pracy wykorzystującym dwa progi (Dolny oraz Górny) do kontroli masy próbek. Zazwyczaj przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi.

Procedura uruchomienia modu pracy

- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów do wyboru,
- Wybrać mod < Doważanie>, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:

- Jednostka dodatkowa
- Próg dolny
- Próg górny
- Różnica – pokazuje jaka jest odległość aktualnego wskazania od środka przedziału Lo-Hi

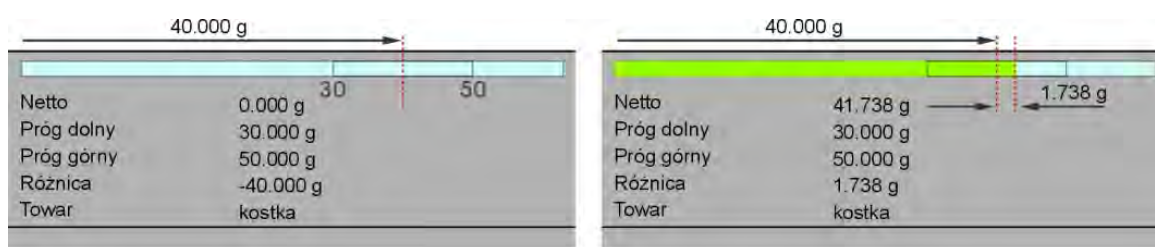



Po wybraniu modu doważanie na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

1. Setup – postępowanie do menu wagi
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów
5. Ustaw Tarę – pole do wpisania tary numerycznej
6. Progi doważania – deklarowanie wartości dla Progu Dolnego i Górnego




17.1. Wykorzystanie progów doważania




Wykorzystanie progów doważania może się odbywać poprzez:

- Wybór Towaru <> dla którego zadeklarowano Próg Dolny i Próg Górny
- Wpisanie wartości numerycznej dla progów <>, w tym przypadku progi nie są związane z żadnym towarem

PROCEDURA 1 – wybór towaru z Bazy Товарów

- Nacisnąć przycisk Baz Товарów <>
- Z listy Товарów wybrać ten, który ma być ważony
- Automatycznie w polu „INFO” zostaną pokazane wartości progów
- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, który poprzez kolorystykę pokazuje aktualny stan masy:
 - Kolor żółty: masa mniejsza niż Próg Dolny
 - Kolor zielony: masa zawiera się pomiędzy wartościami Progowymi
 - Kolor czerwony: masa większa niż Próg Górny

PROCEDURA 2 – ręczne wpisanie progów doważania

- Nacisnąć przycisk Progi Doważania <>
- Nacisnąć przycisk Próg Dolny i wpisać jego wartość
- Zatwierdzić wybór przyciskiem <>
- Nacisnąć przycisk Górny Dolny i wpisać jego wartość
- Zatwierdzić wybór przyciskiem <>

Uwaga:

Wartość progów powinna być większa niż wartość progów dolnego

17.2. Ustawienia dodatkowe związane z doważaniem


Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:




1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
4. wyświetlacz pokaże funkcje związane z doważaniem takie jak:
 - Kontrola wyniku
 - Tryb tary
 - Automatyczny wydruk stopki
 - Tryb wydruku / zatwierdzenia
 - Wydruki

Zasady ich użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”

18. DOZOWANIE


<  **Dozowanie** > jest modelem pracy w którym odbywa się proces naważenia próbki, aż do momentu gdy osiągnie ona określoną masę docelową.

Procedura uruchomienia modu pracy

- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybrać mod <  Dozowanie >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:


- Tara
- Brutto
- Wartość docelowa
- Tolerancja – wartość w [%] związana z wartością docelową
- Towar

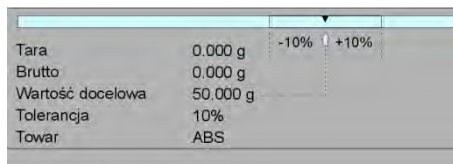

Tara	0.000 g
Brutto	0.000 g
Wartość docelowa	50.000 g
Tolerancja	10%
Towar	ABS

Po wybraniu modu dozowanie na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:


1. Setup – postępowanie do menu wagi
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów
5. Ustaw Tarę – pole do wpisania tary numerycznej
6. Wartość docelowa – deklarowanie wartości Docelowej

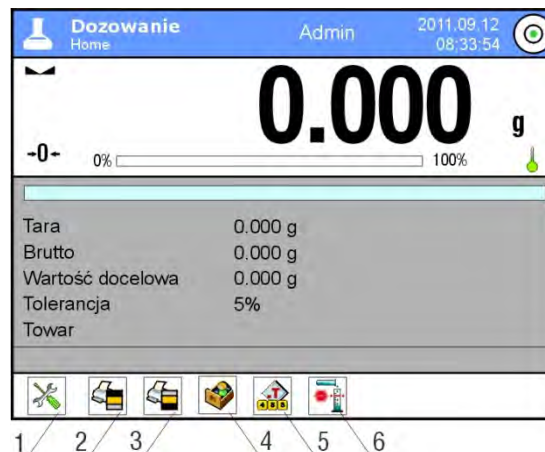


18.1. Wykorzystanie bazy towarów w dozowaniu


Podczas ważenia można wykorzystywać masy docelowe przypisane do towaru i zapisane w Bazie Товарów lub definiować tymczasowe własne masy docelowe. W Bazie Товарów masą docelową jest pole masa.

PROCEDURA 1 – wybór towaru z Bazy Товарów


- Nacisnąć przycisk Baz Товарów <  >
- Z listy Товарów wybrać ten, który ma być ważony
- Automatycznie w polu „INFO” zostanie pokazana wartość docelowa oraz tolerancja
- Wyświetlacz pokaże Wartość Docelową ze znakiem minus

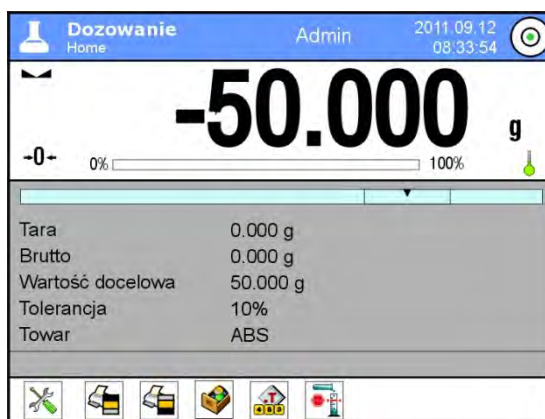

- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, który poprzez kolorystykę pokazuje aktualny stan masy:
 - Kolor żółty: masa mniejsza niż Wartość Docelowa - Tolerancja
 - Kolor zielony: masa zawiera się w polu tolerancji Wartość Docelowa +/- Tolerancja
 - Kolor czerwony: masa większa niż Wartość Docelowa + Tolerancja

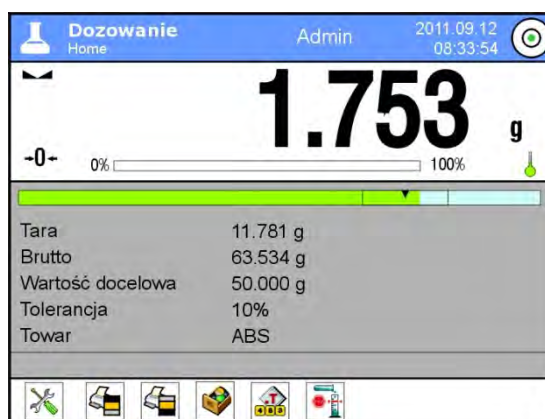

PROCEDURA 2 – ręczne wpisanie progów doważania

- Nacisnąć przycisk  Wartość Docelowa >
- W widocznym oknie podać wartość docelową oraz tolerancję
- Wrócić do ważenia



Uwaga:


Jeżeli wybrano wcześniej towar z Bazy Towarów to pola Wartość Docelowa i Tolerancja będą zawierały wartości związane z towarem, można je zmienić.

18.2. Ustawienia dodatkowe związane z dozowaniem

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:


Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
4. wyświetlacz pokaże funkcje związane z doważaniem takie jak: Kontrola wyniku, Tryb tary, Automatyczny wydruk stopki, Tryb wydruku / zatwierdzenia, Wydruki

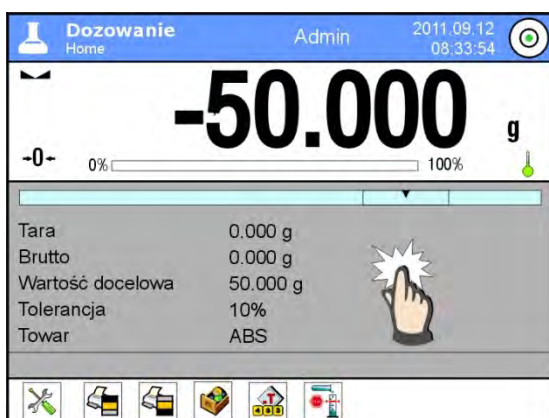




Zasady ich użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”

19. ODCHYŁKI WZGLĘDEM MASY WZORCA

<  **Odchyłki** > jest procedurą w wyniku której następuje porównanie ważonego ładunku z masą odniesienia. Operacja ta jest wyrażona w [%]. Dodatkowo wraz z odchyłkami mogą być aktywne funkcje DOZOWANIA oraz DOWAŻANIA. Funkcje te oraz bargraf nie są automatycznie załączone.

Procedura uruchomienia modu pracy

- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybrać mod < Odchyłki >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:

- Jednostka dodatkowa
- Brutto
- Masa odniesienia
- Próg Dolny – wartość w [%] związana z Masą Odniesienia
- Próg Górny – wartość w [%] związana z Masą Odniesienia




Po wybraniu modu odchyłki na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

1. Setup – postęp do menu wagi
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów
5. Odchyłki: podaj masę odniesienia
6. Odchyłki: ustaw jako 100%





19.1. Porównywanie próbek z masą wzorca


Porównywanie próbek z masą wzorca można realizować poprzez:

- Podanie masy wzorca, wykorzystanie przycisku  Podaj masę odniesienia>
- Przyjęcie aktualnej masy jaka znajduje się na szalce wagi jako wzorzec, zastosowanie przycisku  Ustaw jako 100%>
- Wybór towaru z bazy towarów dla którego zdefiniowano parametr masa, zastosowanie przycisku  Baza Towarów>


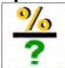
PROCEDURA 1 – ręczne podanie masy odniesienia

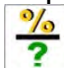- Nacisnąć przycisk  Podaj Masę Odniesienia >
- W widocznym oknie wpisać wartość i zatwierdzić ją przyciskiem  >
- Wszystkie ważone towary będą porównywane z masą odniesienia, a wyświetlacz pokaże różnicę wyrażoną w [%].

PROCEDURA 2 – przyjęcie aktualnej masy jako wzorca

- Należy postawić próbkę na szalce wagi
- Po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk  Ustaw jako 100%>
- Wyświetlacz pokaże wskazanie 100.000%, masa przyjęta jako wzorzec została automatycznie wpisana do pola masy odniesienia.
- Zdjąć próbkę z szalki wagi
- Wszystkie kolejno ważone próbki będą porównywane z masą odniesienia, a na wyświetlaczu będzie pokazywana różnica, wyrażona w [%], każdej z nich w stosunku do masy odniesienia

PROCEDURA 3 – wybór towaru z Bazy Towarów

- Nacisnąć przycisk  Baza Towarów>, z pokazanych nazw wybrać ten towar, który ma być ważony
- Automatycznie w polu „Info” zostaną zmienione informacja dotycząca Masy Odniesienia
- Związana z towarem masa odniesienia została automatycznie wpisana do pola masy odniesienia, która jest dostępna poprzez przycisk  >
- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 0.00 % (gdy szalka jest nieobciążona)
- Wszystkie kolejno ważone próbki będą porównywane z masą odniesienia, a na wyświetlaczu będzie pokazywana różnica, wyrażona w [%], każdej z nich w stosunku do masy odniesienia


19.2. Doważanie, dozowanie w funkcji odchyłek procentowych

Wraz z funkcją Odchyłek mogą działać funkcje Doważania i Dozowania. Dostęp do nich uzyskuje się poprzez przypisanie odpowiedniej opcji do przycisku ekranowego.

Wartości związane z tymi funkcjami należy podawać jako wartości procentowe.

Procedura:

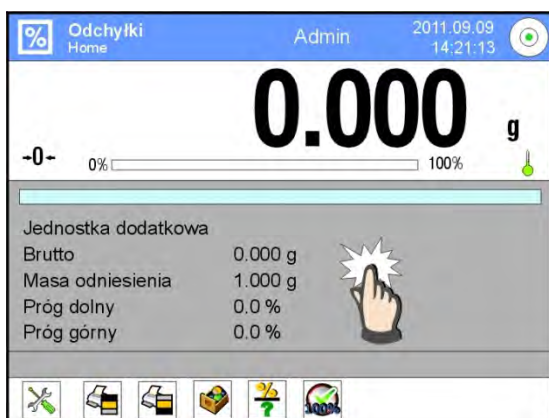


1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć menu <Przyciski> ,
4. na wyświetlaczu pojawi się lista przycisków ekranowych, funkcyjnych oraz czujników zbliżeniowych
5. nacisnąć wybrany element i przypisać do niego odpowiedni przycisk



DOWAŻANIE

Wykorzystuje dwa progi wyrażone w [%] podczas kontroli masy próbki.

PROCEDURA:

1. Nacisnąć przycisk Progi Doważania <  >
2. Nacisnąć przycisk Próg Dolny i wpisać jego wartość [%]
3. Zatwierdzić wybór przyciskiem <  >
4. Nacisnąć przycisk Próg Górny i wpisać jego wartość [%]
5. Zatwierdzić wybór przyciskiem <  >


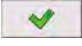
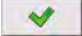
Uwaga:

Wartość progu górnego powinna być większa niż wartość progu dolnego.

DOZOWANIE




Wykorzystuje Wartość Docelową wyrażoną w [%], którą ma osiągnąć masa próbki podczas naważania (nasypywania, nalewania itp.). Z wartością docelową związana jest tolerancja [+/-] określająca obszar wokół niej uznawany za obszar akceptacji.

PROCEDURA:

1. Nacisnąć przycisk <  Wartość Docelowa >
2. Nacisnąć przycisk i podać wartość docelową [%]
3. Podać wartość Tolerancji jeżeli ma być wykorzystana.
4. Zatwierdzić wybór przyciskiem <  >
5. Nacisnąć przycisk Górny Dolny i wpisać jego wartość [%]
6. Zatwierdzić wybór przyciskiem <  >

19.3. Interpretacja funkcji poprzez bargraf

Funkcje dozowania i doważania wspierane są poprzez wskaźnik graficzny jakim jest bargraf. Poniżej przedstawiony jest przykład jednoczesnego działania tych funkcji.

- a) progi doważania <  > ustawiono jako próg dolny = 90%,
próg górny = 110%
- b) wartość docelowa = 105% ; tolerancja = 5% <  >
- c) masa odniesienia = 19.986 g <  >




19.4. Ustawienia dodatkowe związane z odchyłkami

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Funkcje związane z doważaniem takie jak: Kontrola wyniku, Tryb tary, Automatyczny wydruk stopki, Tryb wydruku / zatwierdzenia, Wydruki

Sposób wejścia w funkcje i zasady ich użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”


20. GĘSTOŚĆ





<  **Gęstość** > jest funkcją, która zawiera w sobie cztery moduły. Pierwszy służy do wyznaczania gęstości ciał stałych, drugi do wyznaczania gęstości cieczy, trzeci do wyznaczania gęstości powietrza, czwarty do wyznaczania gęstości substancji z wykorzystaniem piknometru. Moduł trzeci jest dostępny w wagach typu AS 3Y, XA 3Y.

Stosowanie funkcji wymaga dodatkowego zestawu do wyznaczania gęstości (wyposażenie opcjonalne), odpowiedniego dla typu wagi.

Procedura uruchomienia modu pracy


- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,

- Wybrać mod <  Gęstość >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:

- Procedura Ciała stałe
- Ważenie 1
- Ważenie 2
- Ciecz wzorcowa Woda
- Temperatura 22 °C
- Gęstość cieczy wzorcowej 0.9978 g/cm³


Po wybraniu modu gęstość na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

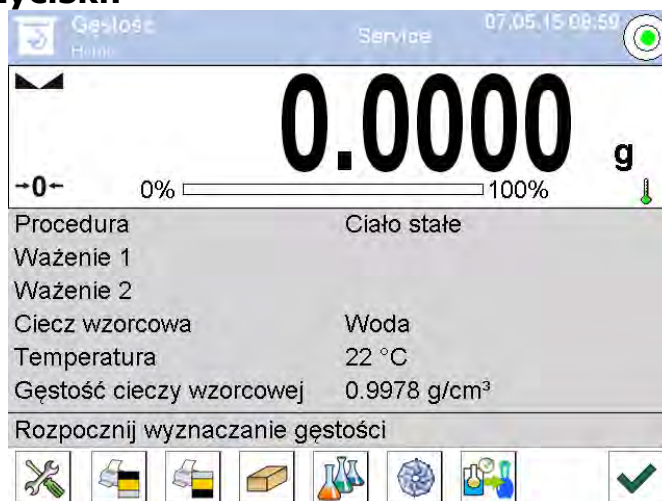

1. Setup – postępowanie do menu wagi
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce
4. Gęstość ciała stałego
5. Gęstość cieczy
6. Gęstość powietrza
7. Piknometr

20.1. Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy


Dla wag serii XA i AS

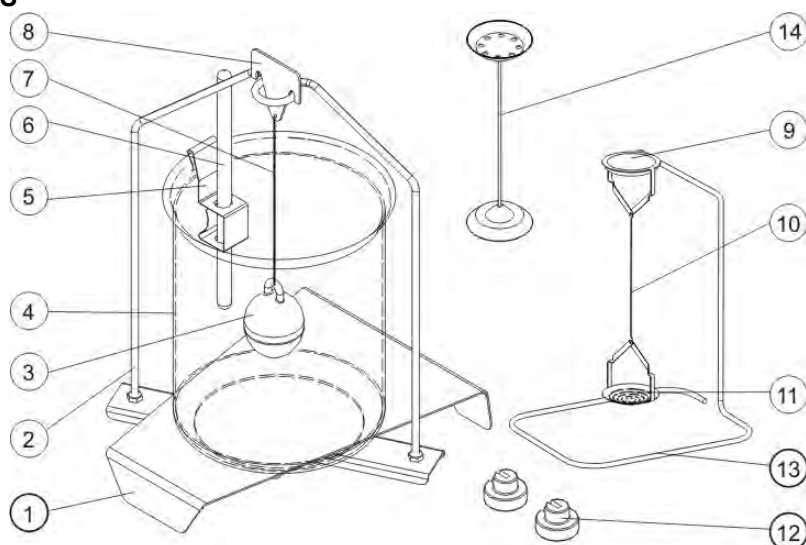

W skład zestawu wchodzi:

1	Podstawa zlewki	8	Haczyk
2	Wieszak szalek	9	Górna szalka zestawu do pomiaru gęstości ciał stałych
3	Nurnik	10	Cięgno szalek
4	Zlewka	11	Dolna szalka zestawu do pomiaru gęstości ciał stałych
5	Uchwyt termometru	12	Dodatkowy ciężarek
6	Termometr	13	Dodatkowy wieszak dla zestawu szalek lub nurnik
7	Cięgno nurnika	14	Dodatkowy zestaw szalek do wyznaczania gęstości ciał stałych, które mają gęstość mniejszą od gęstości wody

Dla wag serii PS

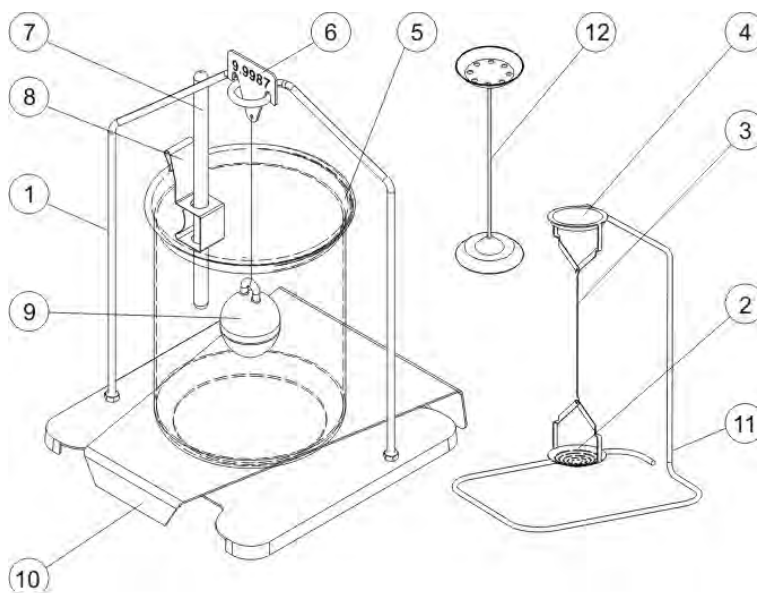


W skład zestawu wchodzi:

1	Szalka wraz z wieszakiem	7	Termometr
2	Dolna szalka zestawu do pomiaru gęstości ciał stałych	8	Uchwyt termometru
3	Cięgno	9	Nurnik
4	Górna szalka zestawu do pomiaru gęstości ciał stałych	10	Podstawa zlewki
5	Zlewka	11	Dodatkowy wieszak dla zestawu szalek lub nurnik
6	Haczyk	12	Dodatkowy zestaw szalek do wyznaczania gęstości ciał stałych, które mają gęstość mniejszą od gęstości wody

UWAGA:

- Części zestawu należy przechowywać w pudełku.
- Nie należy odkładać zestawu szalek lub nurnika na blat stołu, grozi to uszkodzeniem poszczególnych elementów. Jeżeli zestaw szalek lub nurnik nie jest używany, powinien być umieszczony na dodatkowym wieszaku.

20.2. Sposób montażu zestawu

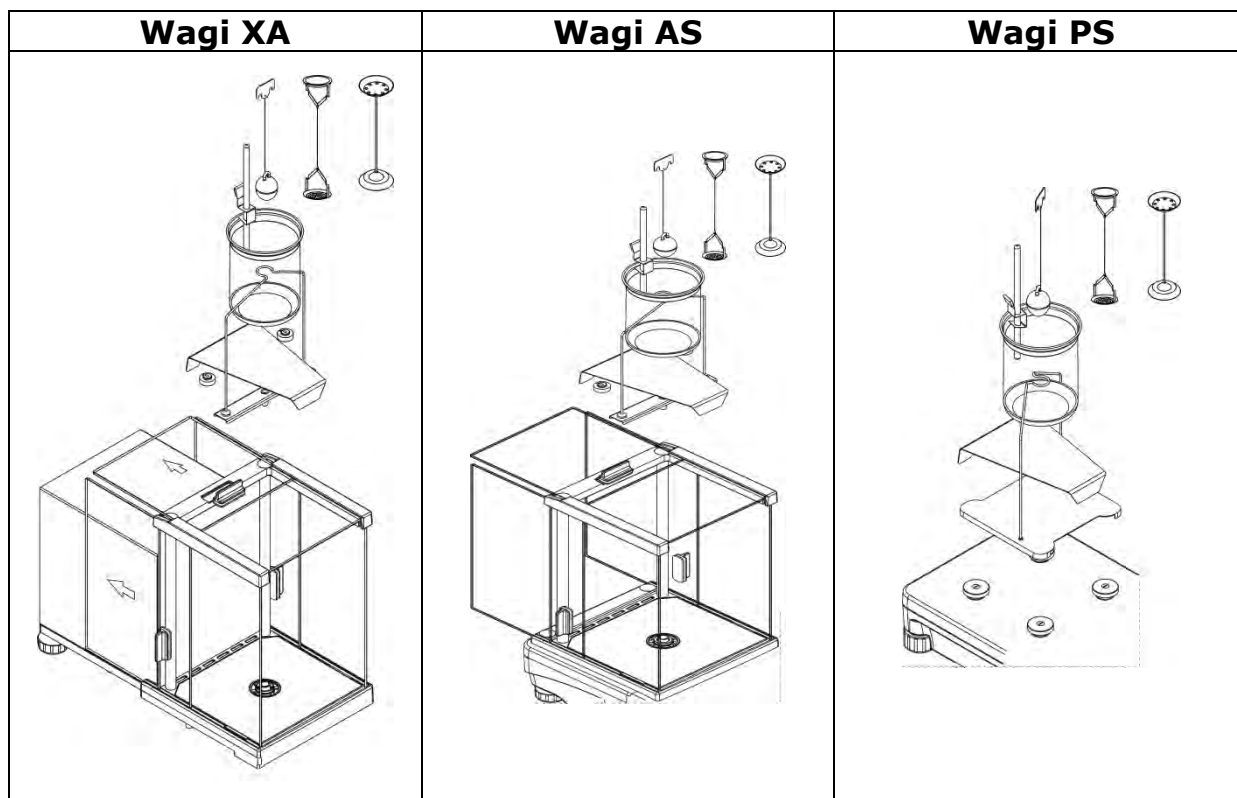

UWAGA:

- Jeżeli po zamontowaniu zestawu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **-NULL-**, wtedy należy dociążyć zestaw ciężarkami (12) i wyzerować lub wytarować wskazanie wagi.
Tak przygotowaną wagę można stosować do wyznaczania gęstości.

20.3. Wyznaczanie gęstości ciała stałego

Przed rozpoczęciem procedury należy ustalić parametry związane z procesem takie jak:

- Rodzaj cieczy
 - o Woda destylowana
 - o Etanol
 - o Inna ciecz o znanej gęstości
- Temperatura cieczy
(należy ją podać gdy wykorzystuje się wodę destylowaną lub Etanol)
- Gęstość cieczy






Jest automatycznie ustawiana gdy wykorzystujesz Wodę lub Etanol, po wpisaniu temperatury, lub należy ją wpisać ręcznie gdy stosujesz ciecz <Inną>.

Gęstość ciał stałych wyliczana jest wg. poniższego wzoru:


$$\rho = \frac{A}{A-B} \rho_o$$

- ρ - gęstość próbki
- A - masa próbki w powietrzu
- B - masa próbki w cieczy
- ρ_o - gęstość cieczy

PROCEDURA

1. Zamontować zestaw do wyznaczania gęstości
2. Jeśli chcesz aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach> <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przysięgu szybkiego dostępu <Towar>
3. nacisnąć przycisk  Gęstość ciała stałego >
4. wyświetlacz pokaże menu, ustawić żądane wartości dla pól: Ciecz wzorcowa, Temperatura, Gęstość cieczy wzorcowej
5. nacisnąć przycisk  START >
6. waga jest gotowa do realizacji procedury
7. położyć próbkę na GÓRNEJ szalce zestawu i po ustabilizowaniu się wskazaniami nacisnąć przycisk  >
8. położyć próbkę na DOLNEJ szalce zestawu zanurzonej w cieczy i po ustabilizowaniu się wskazaniami nacisnąć przycisk  >
9. wyświetlacz pokaże wynik gęstości
10. naciśnij przycisk  >, aby zakończyć procedurę

Uwaga:

Naciśnięcie przycisku  > rozpoczyna ponowny pomiar z tymi samymi nastawami

20.4. Wyznaczanie gęstości cieczy

Polega na wyznaczeniu masy nurnika w powietrzu a następnie w badanej cieczy. Gęstość cieczy oblicza się wg. poniższego wzoru:

$$\rho = \frac{A - B}{V} + d$$

ρ - gęstość cieczy



A - masa nurnika w powietrzu

B - masa nurnika w wodzie





V - objętość pływaka

d - gęstość powietrza (max 0,001 g/cm³)


Przed rozpoczęciem analizy należy zamontować zestaw do wyznaczenia gęstości oraz wpisać do menu wagi objętość nurnika.

- Nacisnąć przycisk <  Gęstość cieczy > ,
- Wyświetlacz pokaże menu, nacisnąć przycisk <  Objętość nurnika > , wpisać wartość podaną na haczyku nurnika.
- Waga jest gotowa do realizacji procedury


PROCEDURA

1. Zamontować zestaw do wyznaczenia gęstości
2. Jeśli chcesz aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach> <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przysieku szybkiego dostępu <Towar>
3. nacisnąć przycisk <  START >
4. postępować zgodnie z poleceniami pokazywanymi na wyświetlaczu
5. wykonać ważenie w powietrzu, po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk <  >
6. wykonać ważenie w badanej cieczy, po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk <  >
7. wyświetlacz pokaże wynik gęstości.
8. nacisnąć przycisk <  > , żeby zakończyć procedurę

Uwaga:


Naciśnięcie przycisku <  > rozpoczyna ponowny pomiar z tymi samymi nastawami


20.5. Gęstość powietrza

Gęstość powietrza <  > jest jedną z informacji potrzebnych do wyliczenia poprawki wyniku ważenia związanej z WYPOREM powietrza. Drugą informacją niezbędną do wyliczenia tej poprawki jest gęstość ważonej próbki. Funkcja gęstość powietrza jest aktywna tylko w wagach z działką elementarną mniejszą niż $d=1\text{mg}$.


Aby wyznaczyć gęstość powietrza wymagane jest zastosowanie specjalnego zestawu wzorców masy (wyposażenie opcjonalne), odpowiedniego dla typu wagi.




PROCEDURA:

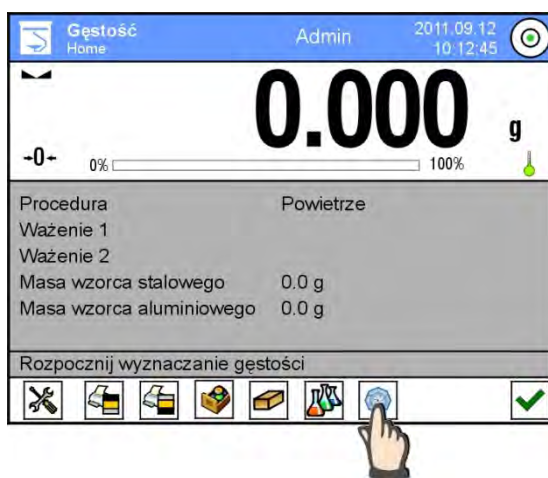1. nacisnąć przycisk szybkiego dostępu <  Gęstość powietrza >
2. wyświetlacz pokaże opcje związane z tą funkcją

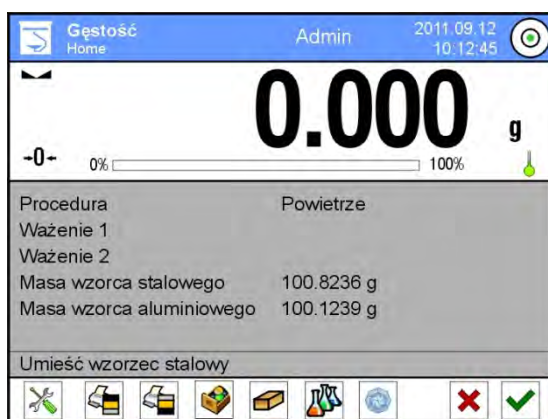

3. nacisnąć pole z wartością wzorca stalowego i wprowadzić jego wartość ze świadectwa wzorcowania
4. nacisnąć pole z wartością wzorca aluminiowego i wprowadzić jego wartość ze świadectwa wzorcowania
5. nacisnąć pole z wartością gęstości wzorca stalowego i wprowadzić wartość jego gęstości
6. powtórzyć czynność dla gęstości wzorca aluminiowego
7. nacisnąć pole START - waga jest gotowa do pracy



8. położyć wzorzec stalowy po ustabilizowaniu się wskazania zatwierdzić
wynik naciskając przycisk <  >
9. położyć wzorzec aluminiowy po ustabilizowaniu się wskazania zatwierdzić
wynik naciskając przycisk <  >
10. wyświetlacz automatycznie wyliczy gęstość powietrza, która zostanie pokazana na wyświetlaczu
11. nacisnąć przycisk <  >, żeby zakończyć procedurę

Wartość wyznaczonej gęstości powietrza zostanie automatycznie przepisana do pozycji <Gęstość powietrza> w menu <Ustawienia/ Kompensacja wyporności powietrza> dla modu ważenia.

20.6. Wyznaczanie gęstości substancji z wykorzystaniem piknometru

Przed rozpoczęciem procedury należy ustalić parametry związane z procesem takie jak:




- Masę piknometru (jeżeli znana jest masa używanego piknometru, można jego masę podać, wtedy podczas badania, będzie tylko jedno ważenie piknometru napełnionego substancją)
- Objętość piknometru

Gęstość ciał stałych wyliczana jest wg. poniższego wzoru:

$$\rho = \frac{A}{A-B} \rho_o$$


- ρ - gęstość próbki
- A - masa próbki w powietrzu
- B - masa próbki w cieczy
- ρ_o - gęstość cieczy

PROCEDURA 1 – jeżeli masa piknometru została wpisana






1. Jeśli chcesz aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach> <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przysięgu szybkiego dostępu <Towar>
2. nacisnąć przycisk <  Piknometr >
3. wyświetlacz pokaże menu, ustawić żądane wartości dla pól: masę piknometru i objętość piknometru
4. nacisnąć przycisk <  START >
5. waga jest gotowa do realizacji procedury
6. Napełnić piknometr badaną substancją zgodnie z wytycznymi dla piknometru
7. Ustawić piknometr na szalce wagi i po ustabilizowaniu się wskazania
nacisnąć przycisk <  >
8. wyświetlacz pokaże wynik gęstości

9. naciśnij przycisk <  >, aby zakończyć procedurę


Uwaga:

Naciśnięcie przycisku <  > rozpoczyna ponowny pomiar z tymi samymi nastawami

PROCEDURA 2 – jeżeli masa piknometru nie została wpisana

1. Jeśli chcesz aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach> <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przysieku szybkiego dostępu <Towar>
2. nacisnąć przycisk <  Piknometr >
3. wyświetlacz pokaże menu, ustawić żądane wartości dla pól: objętość piknometru
4. nacisnąć przycisk <  START >
5. waga jest gotowa do realizacji procedury
6. Ustawić na szalce wagi pusty piknometr i po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk <  >
7. Zdjąć piknometr z szalki i napełnić go badaną substancją zgodnie z wytycznymi dla piknometru
8. Ustawić napełniony piknometr na szalce wagi i po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk <  >
9. wyświetlacz pokaże wynik gęstości
10. naciśnij przycisk <  >, aby zakończyć procedurę

Uwaga:

Naciśnięcie przycisku <  > rozpoczyna ponowny pomiar z tymi samymi nastawami

20.7. Ustawienia dodatkowe związane z funkcją gęstości

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil



3. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
4. wyświetlacz pokaże funkcje związane z doważaniem takie jak:

- o **Pytaj o numer próbki**

Dostępne są ustawienia:

NIE – nie wymagana jest informacja o numerze próbki, zastosowanie do pomiaru

TAK – przed każdym pomiarem automatycznie zostanie pokazane okno w którym należy podać numer próbki, zastosowanie do serii pomiarów

- o Jednostka, do wyboru są następujące jednostki: $[g/cm^3]$, $[kg/m^3]$, $[g/l]$. Wybrana jednostka będzie obowiązywać dla wszystkich opcji oraz dla wydruków wyników końcowych.
- o Przypisz gęstość do towaru: TAK/NIE – Po wybraniu opcji <TAK>, program automatycznie przypisze wartość wyznaczonej gęstości ciała stałego i cieczy, w miejsce <Gęstość> w danych dla wybranego towaru. Aby wykorzystać tę funkcję należy przed rozpoczęciem wyznaczania gęstości, wybrać towar z bazy towarów dla którego będzie przeprowadzana procedura. Po zakończeniu procesu, program wpisze wyznaczoną gęstość do danych o towarze (jeśli już była gęstość przypisana dla tego towaru zostanie ona zastąpiona przez nową wartość),
 - o Tryb tary,
 - o Tryb wydruku / zatwierdzenia,
 - o Wydruk


Zasady użytkowania funkcji nieopisanych, zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”

20.8. Wydruki

Opcja wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych wydruków dla wydruku standardowego jak również zdefiniowanie wydruku niestandardowego.

- **Wydruk standardowy**

Składa się z czterech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcje TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE jeżeli na wydruku ma nie występować.

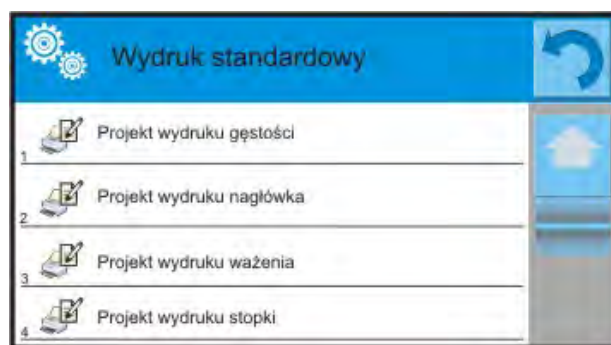


Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenie i stopki podane są w pkt. 15.5, poniżej pokazano ustawienia dla projektu wydruku gęstości.

Użytkownik może zaprojektować zawartość raportów dla każdej z procedur. Po kliknięciu w opcję <Projekt wydruku gęstości>, zostaje wyświetlone kolejne okno, w którym można ustawić zawartość poszczególnych raportów.



Zawartość poszczególnych raportów:

- CIAŁO STAŁE
 - Mod pracy
 - Procedura
 - Numer próbki
 - Użytkownik
 - Typ wagi
 - ID wagi
 - Data
 - Czas
 - Ciecz wzorcowa
 - Temperatura
 - Gęstość cieczy wzorcowej
 - Ważenie 1
 - Ważenie 2
 - Gęstość
 - Objętość
 - Towar
 - Magazyn
 - Klient

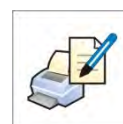

- Pusta linia
- Kreski
- Podpis
- Wydruk niestandardowy

o CIECZ

- Mod pracy
- Procedura
- Numer próbki
- Użytkownik
- Typ wagi
- ID wagi
- Data
- Czas
- Objętość nurnika
- Temperatura
- Ważenie 1
- Ważenie 2
- Gęstość
- Towar
- Magazyn
- Klient
- Pusta linia
- Kreski
- Podpis
- Wydruk niestandardowy




o POWIETRZE


- Mod pracy
- Procedura
- Numer próbki
- Użytkownik
- Typ wagi
- ID wagi
- Data
- Czas
- Masa wzorca stalowego
- Masa wzorca aluminiowego
- Gęstość wzorca stalowego
- Gęstość wzorca aluminiowego
- Ważenie 1
- Ważenie 2
- Gęstość
- Towar
- Magazyn
- Klient
- Pusta linia
- Kreski
- Podpis
- Wydruk niestandardowy



- PIKNOMETR
 - Mod pracy
 - Procedura
 - Numer próbki
 - Użytkownik
 - Typ wagi
 - ID wagi
 - Data
 - Czas
 - Masa piknomietru
 - Objętość piknomietru
 - Ważenie 1
 - Ważenie 2
 - Gęstość
 - Towar
 - Magazyn
 - Klient
 - Pusta linia
 - Kreski
 - Podpis
 - Wydruk niestandardowy

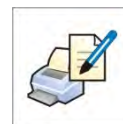

20.9. Raport ze zrealizowanych procesów wyznaczania gęstości

Po wykonaniu każdego procesu wyznaczania gęstości ciała stałego, cieczy lub powietrza jest generowany raport. Jest on zapisywany w bazie danych <  **Raporty Gęstości**>. Nazwa pliku raportu ma postać daty i godziny wykonania procesu wyznaczania gęstości.

Przykład raportu z wyznaczania gęstości ciała stałego.




```

----- Gęstość -----
----- Ciało stałe -----
Użytkownik                Admin
ID wagi                    400015
Data                       2011.10.07
Czas                       10:08:09
Ciecz wzorcowa            Woda
Temperatura                22 °C
Gęstość cieczy wzorcowej  0.9978 g/cm3
Ważenie 1                  10.526 g
Ważenie 2                  2.586 g
Gęstość                    1.322776 g/cm3
-----
Podpis

```

Wykorzystanie informacja zawartej w nagłówku i stopce.


Jeżeli te informacje mają być wykorzystane to:

- Nacisnąć przycisk <  Drukuj nagłówek > przed rozpoczęciem procedury wyznaczania gęstości
- Wykonać procedurę gęstości
 - Raport zostanie wydrukowany automatycznie po przyjęciu drugiego pomiaru
 - Przy wyświetlonym wyniku gęstości można wielokrotnie drukować raport naciskając przycisk <  **PRINT** >
- Nacisnąć przycisk <  Drukuj stopkę > po zakończeniu procedury wyznaczania gęstości




Uwaga:

Należy wybrać informacje, które mają być drukowane w nagłówku, stopce oraz w raporcie. Szczegółowe informacje zawiera rozdział „WYDRUKI”.

21. WAŻENIE ZWIERZĄT

<  Ważenie zwierząt > jest modem pracy pozwalającym na poprawne ważenie obiektów, które poruszają się. Ten typ obiektu z zasady generuje niestabilny pomiar co wymaga zastosowania innej metody filtrowania sygnału pomiarowego.

Procedura uruchomienia modu pracy


- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybrać mod <  Ważenie zwierząt >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:

- Czas uśredniania 5
- Próg 10

Po wybraniu modu ważenie zwierząt na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

1. Setup – postęp do menu wagi
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów
5. Ustaw tarę
6. Ważenie zwierząt

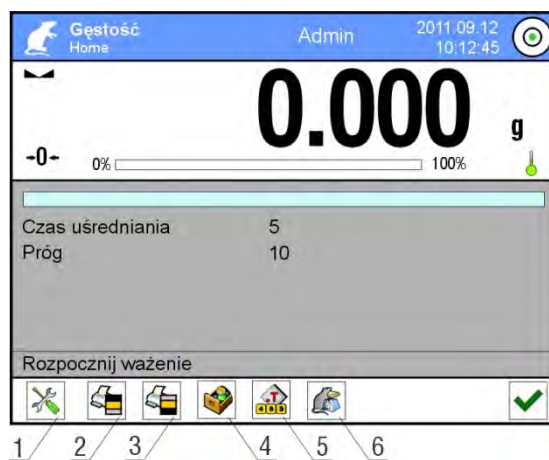

21.1. Ustawienia dla ważenia zwierząt

Zależnie od tego jak ma przebiegać analiza masy ważonego obiektu należy ustawić parametry wewnętrzne funkcji.

PROCEDURA:

1. nacisnąć przycisk <  Ważenie zwierząt >
2. wyświetlacz pokaże opcje związane z tą funkcją takie jak:

Czas uśredniania

Jest to czas w którym analizowane są pomiary. Z otrzymanych pomiarów wyliczany jest wynik pomiaru.

Praca automatyczna

Decyduje czy pomiary odbywają się ręcznie /po naciśnięciu przycisku/ czy też automatycznie.




Pomiar obiektu rozpoczyna się automatycznie w chwili przekroczenia przez wskazanie wartości ustawionego progu.

Pomiar kolejnego obiektu może być rozpoczęty po zdjęciu obiektu (wskazanie musi „zejść” poniżej wartości progu) i po umieszczeniu obiektu na szalce w chwili przekroczenia przez wskazanie wartości ustawionego progu.

Próg

Jest wartością wyrażoną w jednostkach masy.

Aby rozpocząć pomiar wartość wskazania masy musi być większa od wartości progu.

3. ustawić parametry działania funkcji i wrócić do ważenia
4. Położyć obiekt na szalce wagi i nacisnąć przycisk <  >
5. Po zakończeniu pomiaru wyświetlacz pokaże „zamrożony” wynik ważenia obiektu
6. Kolejny pomiar jest możliwy po naciśnięciu przycisku <  > i rozpoczęciu procesu powtórnie:
 - dla pracy nieautomatycznej, nacisnąć przycisk <  >
 - dla pracy automatycznej, zdjąć obiekt i umieścić kolejny obiekt na szalce

21.2. Ustawienia dodatkowe dla Ważenia zwierząt


Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
3. wyświetlacz pokaże funkcje związane z doważaniem takie jak:
 - Kontrola wyniku
 - Tryb tary
 - Automatyczny wydruk stopki
 - Tryb wydruku / zatwierdzenia
 - Wydruk

Zasady ich użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”

22. RECEPTY




<  **Receptury** > są modem pracy pozwalającym na sporządzanie mieszanin z wielu składników. Cały proces przebiega automatycznie.

Użytkownik ma możliwość, przy sporządzaniu mieszanin:

- **korzystania z bazy receptur**, gdzie są zapisane receptury i wtedy program pomaga przy odważaniu poszczególnych składników przez odpowiednie komunikaty pojawiające się w polu informacji
- lub sporządzania mieszanin bez korzystania z bazy receptur, wtedy to sam użytkownik kontroluje naważane składniki, ich kolejność i ilość.

Jeśli użytkownik chce wykorzystać bazy receptur, musi w pierwszej kolejności stworzyć recepturę a następnie przywołać ją do stosowania. Tworzenie receptur jest możliwe tylko z poziomu opcji Bazy Receptur. Procedura dla tej operacji jest opisana w dalszej części.

Procedura uruchomienia modu pracy


- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybrać mod <  **Receptury** >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:


- Receptura
- Składnik
- Numer składnika
- Masa składnika
- Wartość docelowa
- Suma

Uwaga:

W polu informacji może być aktywny (widoczny) bargraf. Jest on graficzną interpretacją poprawności masy składnika z założoną tolerancją +/- lub według zapisanych progów.

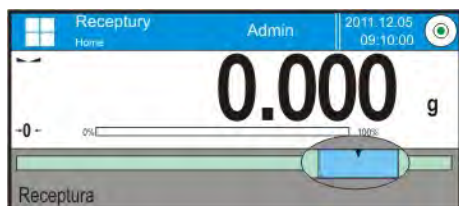

Sposób weryfikacji masy składnika
TOLERANCJA

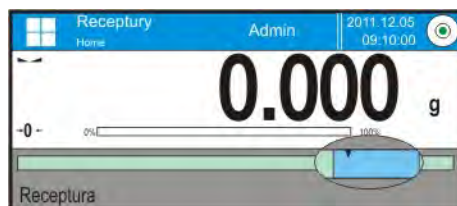

Sposób weryfikacji masy składnika
PROGI

Po wybraniu modu receptury na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

1. Setup – dostęp do menu wagi
2. Drukuj nagłówek
3. Drukuj stopkę
4. Receptura – wybór receptury z bazy receptur
5. Mnożnik receptury (Start receptury gdy opcja <Edycja mnożnika> ustawiona na wartość <NIE>
6. Masa docelowa
7. Receptura bez bazy



22.1. Ustawienia dodatkowe związane z recepturami

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
4. wyświetlacz pokaże funkcje związane z recepturami

Z procesem receptur związane są takie funkcje jak:

- **Automatyczne nazywanie składników:**
 - TAK
 - NIE
- **Stosuj tary z bazy danych:**
 - TAK, dla każdego użytego składnika, będzie przypisywana wartość tary związana z danym towarem zapisanym w bazie towarów
 - NIE, tara nie będzie używana
- **Sposób weryfikacji składnika:**

Opcja pozwalająca wybrać, jaka zależność będzie używana dla określenia poprawności masy dla poszczególnych składników podczas sporządzania mieszaniny. **TOLERANCJA/PROGI**

TOLERANCJA: program przyjmuje jako poprawną masę składnika, jeśli masa mieści się w założonej tolerancji procentowej masy całkowitej składnika ($\pm\%$) - (dane w bazie towarów).

PROGI: program przyjmuje jako poprawną masę składnika, jeśli masa mieści się pomiędzy ustawionymi progami (dane w bazie towarów).

Wybrana zależność obowiązuje dla wszystkich składników w procedurze sporządzania mieszanin.

Jeżeli podczas sporządzania mieszaniny, któryś ze składników zostanie przeważony (masa składnika jest poza przedziałem tolerancji na plus w stosunku do masy docelowej), program po zatwierdzeniu masy składnika, wyświetli komunikat z pytaniem <WRATOŚĆ SPOZA ZKRESU. PRZELICZYĆ RECEPTURĘ?>. Po zatwierdzeniu opcji, program automatycznie przeliczy masy pozostałych składników, tak aby proporcje mieszaniny były zachowane.

Opcja jest aktywna tylko wtedy gdy dane dotyczące towarów (składników) w bazie towarów, zgadzają się z wybraną opcją <SPOSÓB WERYFIKACJI SKŁADNIKA> np.: dla towaru wpisane są progi i w opcji <SPOSÓB WERYFIKACJI SKŁADNIKA> jest wybrana wartość <PROGI>.

Jeżeli te dane nie będą spójne wtedy automatyczne przeliczanie mas poszczególnych składników nie będzie aktywne np.: dla towaru wpisane są progi, a w opcji <SPOSÓB WERYFIKACJI SKŁADNIKA> jest wybrana wartość <TOLERANCJA>.

- **Edycja mnożnika**, opcja pozwala na sporządzenie wielokrotności mieszanin wg wybranej receptury w jednym procesie ważenia:
 - o **TAK**, po wybraniu receptury do naważenia, program zapyta o wartość mnożnika przez który będzie przemnażana masa poszczególnych składników przy ich odważaniu. Wpisana wartość będzie obowiązywać dla wszystkich składników.
 - o **NIE**, brak możliwości wprowadzenia mnożnika, domyślna wartość ustawiona na <1>

- **Wydruk**, zasadę użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”.

22.2. Receptury – przyciski szybkiego dostęp

Każdy z modów ma zestaw domyślnych przycisków, które są pokazywane automatycznie po wybraniu modu. Zestaw ten można zmodyfikować poprzez przypisanie innych przycisków szybkiego dostępu do przycisków ekranowych. Taka operacja wymaga odpowiedniego poziomu uprawnień.



22.3. Wprowadzanie receptury do Bazy Receptur

Baza receptur składa się z nazw receptur oraz nazw składników które je tworzą wraz z masami. Każdy towar użyty do receptury jest zapisany w bazie towarów. Podczas tworzenia receptury należy w pierwszej kolejności podać jej nazwę, a następnie do tej receptury dodawać składniki.

Program działa intuicyjnie i prowadzi użytkownika przez wyświetlanie odpowiednich komunikatów.


Ponieważ dla każdego składnika należy podać nazwę oraz jego masę – operator musi znać dokładnie skład całości mieszaniny. Dodania receptury do bazy można dokonać z poziomu menu Bazy Danych.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole < Receptury >
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma być dodana receptura

Program automatycznie doda nową pozycję do bazy i przejdzie do jej edycji. Należy wprowadzić wszystkie dane dotyczące nowej receptury.

Wykaz informacji definiowanych dla receptur:

1. Nazwa: po kliknięciu w pole nazwy, zostanie otworzone nowe okno, gdzie należy wprowadzić nazwę receptury
2. Kod: możliwość wprowadzenia kodu receptury
3. Składniki: po kliknięciu w pole zostanie otwarte okno z listą składników użytych w recepturze (dla nowej receptury lista jest pusta), należy dodać składniki receptury:
 - należy nacisnąć przycisk <  Dodaj >
 - wybrać jedną z opcji:

<Nowy składnik> - dodanie towaru, który nie jest wpisany do bazy towarów. Po wybraniu tej opcji należy w pierwszej kolejności wprowadzić nazwę nowego towaru, następnie masę towaru jaka ma zostać odważona dla receptury. Program automatycznie doda towar do bazy towarów.
Uwaga: Po dodaniu towaru użytkownik może uzupełnić pozostałe dane dotyczące towaru z poziomu bazy towarów.

<Nowy składnik z bazy> - po wybraniu tej opcji zostanie otworzone okno Bazy Towarów. Z listy należy wybrać towar, który ma zostać użyty w recepturze, program jako masę, którą należy odważyć przyjmie masę zapisaną w bazie towarów dla wybranego towaru. Masę każdego z dodanych towarów można edytować. Zmieniona masa, dla towaru z bazy, nie będzie powodować zmiany masy towaru w bazie towarów.

4. Liczba składników – opcja nie edytowalna, jest aktualizowana na bieżąco przez program po dodaniu każdego kolejnego składnika do receptury.
5. Suma – masa docelowa receptury, suma mas wszystkich składników, opcja nie edytowalna, jest aktualizowana na bieżąco przez program po dodaniu każdego kolejnego składnika do receptury.

22.4. Wykorzystanie receptur w ważeniu



Po uruchomieniu funkcji RECEPTURY możesz przejść do sporządzania mieszaniny, w zależności od ustawień, po wybraniu receptury z bazy receptur lub naważać mieszaninę „ręcznie”.


Sporządzanie mieszanin może się odbywać poprzez:

- Realizację receptury, która nie jest zdefiniowana w Bazie receptur – „ręcznie”
- Realizację receptury, która jest zapisana w Bazie receptur
- Realizację wielokrotności receptury, która jest zapisana w Bazie receptur - mnożnik
- Realizację receptury, która jest zapisana w bazie receptur, z określeniem masy docelowej całej sporządzanej mieszaniny

Uwaga:



Dla korzystania z poszczególnych opcji należy aktywować odpowiednie przyciski w pasku przycisków szybkiego dostępu, oraz ustawić odpowiednie opcje w ustawieniach modu receptury.


Po wybraniu receptury należy odważać kolejne składniki i po ustabilizowaniu się wskazania naciskać przycisk < >. Masa każdego składnika po zatwierdzeniu przyciskiem < > jest zerowana tzn. została przyjęta do masy końcowej mieszaniny.

Przycisk < > kasuje wszystkie operacje związane z tworzeniem mieszaniny. Po jego naciśnięciu można wybrać inną recepturę do sporządzania.


PROCEDURA 1 – Realizacja receptury, która nie jest zdefiniowana w Bazie receptur – „ręcznie”.

Należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu

- Nacisnąć przycisk Receptura bez nazwy < > w pasku przycisków szybkiego dostępu
- Nadać nazwę nowej recepturze
- Program automatycznie przejdzie do opcji wyboru składników
- Wybrać składnik (nowy lub z bazy towarów)
- Program przejdzie do okna głównego
- Odważyć oczekiwaną ilość składnika
- Zatwierdzić proces przyciskiem < >
- Program przejdzie do okna wyboru kolejnego składnika
- Postępując jak poprzednio odważyć wszystkie składniki mieszaniny
- Po odważeniu ostatniego składnika, wybrać jedną z opcji:
<Zapisz i zakończ> - wykonany proces zostanie zapisany do bazy receptur jako nowa receptura i automatycznie zakończony z zapisaniem raportu do bazy raportów z receptur.
<Zakończ> - proces zostanie zakończony bez zapisu do bazy receptur wykonanej receptury i automatycznie zakończony z zapisaniem raportu do bazy raportów z receptur.




- Po potwierdzeniu opcji, program zakończy proces naważania mieszaniny i powróci do wyświetlania okna głównej funkcji Receptury z komunikatem w dolnej linii <Zakończono>, aby przejść do kolejnych operacji należy nacisnąć przycisk < >.

Uwaga:

Proces naważania mieszaniny można w każdym momencie przerwać po wybraniu opcji <Przerwij  >.

PROCEDURA 2 – Realizacja receptury, która jest zapisana w Bazie receptur. Podstawowa opcja sporządzania receptur. W zależności od ustawień dla funkcji, można łatwo przygotowywać wielokrotności mieszanin.

Należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu.




- Nacisnąć przycisk Receptura < >
- Z listy Receptur wybrać tę, która ma być zrealizowana
- Nacisnąć przycisk Receptura z mnożnikiem < >
Jeżeli w ustawieniach funkcji Receptury ustawiona jest opcja <Edycja mnożnika> na wartość <NIE> – program automatycznie rozpoczyna realizację procesu recepturowania, przyjmując mnożnik [1], a jeżeli ta opcja jest ustawiona na wartość <TAK> – program wyświetli okno z klawiaturą gdzie należy podać wartość mnożnika przez który będą przemnażane masy wszystkich składników receptury (masa każdego składnika będzie iloczynem masy zapisanej w recepturze i wartości wpisanego mnożnika)
- Po zatwierdzeniu wpisanej wartości, program automatycznie rozpocznie proces recepturowania, na wyświetlaczu, w polu informacji, pojawią się: nazwa wybranej receptury, nazwa pierwszego składnika, numer składnika, masa jaką należy odważyć oraz masa docelowa.
- Po zatwierdzeniu masy składnika program automatycznie tę masę dodaje do sumy mas mieszaniny i przechodzi do naważania kolejnego składnika.
- Po odważeniu wszystkich składników z receptury, program automatycznie drukuje raport z wykonanej operacji oraz zapisuje go do bazy raportów (wzór raportu można przedefiniować w opcji <wydruk>), a w dolnej linii wyświetlany jest komunikat <Zakończono>, aby przejść do kolejnych operacji należy nacisnąć przycisk < >.

PROCEDURA 3 – Realizacja receptury, która jest zapisana w bazie receptur, z określeniem masy docelowej mieszanki.

Opcja przydatna gdy należy sporządzić określoną masę danej mieszanki, która jest różna od masy wynikającej z sumy mas użytych składników.

W takim przypadku, bez żmudnego przeliczania mas poszczególnych składników przez użytkownika, program automatycznie dobiera je w zależności od wpisanej masy końcowej mieszanki.

Należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu

- Nacisnąć przycisk Receptura < >
- Z listy Receptur wybrać tę, która ma być zrealizowana
- Nacisnąć przycisk Receptura z masą docelową < Masa ? >
- Program wyświetli okno z klawiaturą gdzie należy podać wartość masy docelowej mieszanki
- Po zatwierdzeniu wpisanej wartości, program automatycznie rozpocznie proces recepturowania, na wyświetlaczu, w polu informacji, pojawią się: nazwa wybranej receptury, nazwa pierwszego składnika, numer składnika, masa jaką należy odważyć oraz masa docelowa. Masy składników są automatycznie przeliczane (proporcjonalnie) do wartości wpisanej masy docelowej jako masy całkowitej mieszanki
- Po zatwierdzeniu masy składnika program automatycznie tę masę dodaje do sumy mas mieszanki i automatycznie przechodzi do naważenia kolejnego składnika.
- Po odważeniu wszystkich składników z receptury, program automatycznie drukuje raport z wykonanej operacji oraz zapisuje go do bazy raportów (wzór raportu można przededefiniować w opcji <wydruk>), a w dolnej linii wyświetlany jest komunikat <Zakończono>, aby przejść do kolejnych operacji należy nacisnąć przycisk < >.


Każdy raport z przeprowadzonych procesów można wydrukować z poziomu menu Bazy Danych – raporty z receptur.

22.5. Wydruki

Opcja wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych wydruków dla wydruku standardowego jak również wydruku niestandardowego.

▪ **Wydruk standardowy**

Składa się z czterech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcje TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE jeżeli na wydruku ma nie występować.

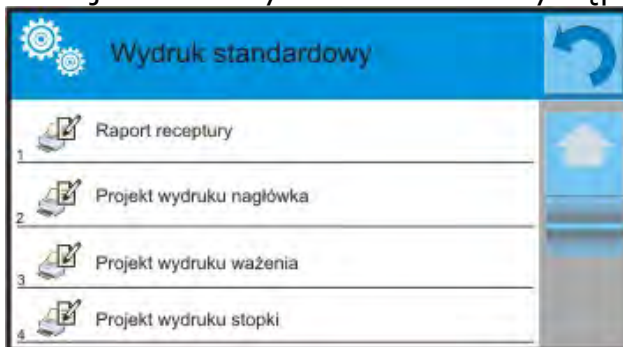


Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenie i stopki podane są w pkt. 15.5, poniżej pokazano ustawienia dla raportu receptury. Użytkownik może zaprojektować zawartości raportu.

UWAGA:

Zawartość danych dla każdego z pomiarów w raporcie, należy ustawić w opcji <Projekt wydruku ważenia>. Za każdym razem podczas drukowania raportu, w miejscu gdzie znajdują się pomiary, będą drukowane te dane które mają wybraną opcję <TAK> w <Projekcie wydruku ważenia>.


Zawartość poszczególnych raportów:

- Mod pracy
- Użytkownik
- Klient
- Magazyn
- Receptura
- Kod receptury
- Data rozpoczęcia
- Data zakończenia
- Liczba składników
- Liczba pomiarów
- Pomiary
- Wartość docelowa
- Suma
- Różnica receptury
- Status
- Pusta linia
- Kreski
- Podpis
- Wydruk niestandardowy

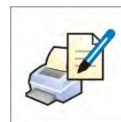

22.6. Raport ze zrealizowanych procesów recepturowania

Po wykonaniu każdego procesu recepturowania jest generowany raport z

procesu. Jest on zapisywany w bazie danych <  **Raporty Receptur**>. Nazwa pliku raportu ma postać daty i godziny wykonania procesu.

Przykładowy raport:

----- *Raport z Receptury* -----

Użytkownik *Nowak Jan*
Nazwa receptury *Mieszanina 1*

Data rozpoczęcia *2011.12.16 13:21:40*
Data zakończenia *2011.12.16 13:22:28*

Ilość składników *5*
Ilość wykonanych pomiarów *5*

----- *Pomiar 1* -----

19.994 g

----- *Pomiar 2* -----

49.993 g

----- *Pomiar 3* -----

9.999 g

----- *Pomiar 4* -----

1.001 g

----- *Pomiar 5* -----


19.995 g

Masa całkowita *100.982*
Masa docelowa *101.000*
Różnica *-0.018*




Status *OK*

Podpis
.....

23. STATYSTYKA

<  Statystyka > umożliwia zbieranie danych z serii ważeń i tworzenie z nich statystyki. Zakres wyświetlanych danych statystycznych jest zależny od ustawień wewnętrznych funkcji.

Procedura uruchomienia modu pracy

- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybrać mod < Statystyka >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info mogą być wyświetlane poniższe informacje o statystyce:

- N (liczna próbek zważonych w serii)
- SUM (sumaryczna masa próbek w serii)
- X (wartość średnia z serii)
- MIN (wartość minimalna w serii)
- MAX (wartość maksymalna w serii)
- D (różnica MAX-MIN w serii)
- SDV (odchylenie standardowe dla serii)
- RDV (współczynnik zmienności-wariancji dla serii)



Po wybraniu modu statystyka na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

1. Setup – postępowanie do menu wagi
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów
5. Ustaw tarę
6. Statystyka
7. Dodaj do statystyki



23.1. Ustawienia przycisków i informacji dla Statystyki


Podczas wykonywania serii pomiarów należy uwzględnić poniższe informacje dotyczące działania przycisków:

- Przycisk <  PRINT > powoduje wydruk oraz dodanie pomiaru do zestawienia statystycznego
- przycisk <  M+ Dodaj do Statystyki > powoduje tylko dodanie pomiaru do zestawienia statystycznego bez wydruku

Tak jak w każdym modzie pracy użytkownik może zdefiniować własny zestaw przycisków oraz informacji pokazywanej w polu „INFO”

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć menu <Przyciski> lub <Informacje>
4. Przypisz przyciski do przycisków ekranowych oraz wybrać informacje, które będą pokazywane w polu „INFO”

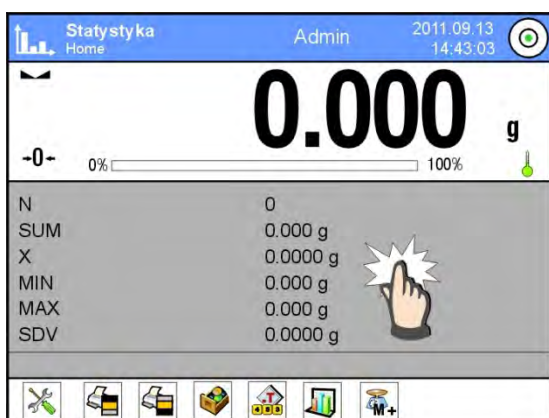

23.2. Ustawienia dodatkowe dla Statystyki

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
3. wyświetlacz pokaże funkcje związane ze statystyką takie jak:
 - Kontrola wyniku
 - Tryb tary
 - Automatyczny wydruk stopki
 - Tryb wydruku / zatwierdzenia
 - Wydruk


Zasady ich użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”

23.3. Parametry związane z serią pomiarów

Dla każdej serii pomiarów możliwe są takie operacje jak: przegląd wyników, wydruk raportu, usunięcie ostatniego pomiaru, skasowanie wszystkich wyników statystyki.

Procedura:

1. nacisnąć przycisk <  Statystyka >

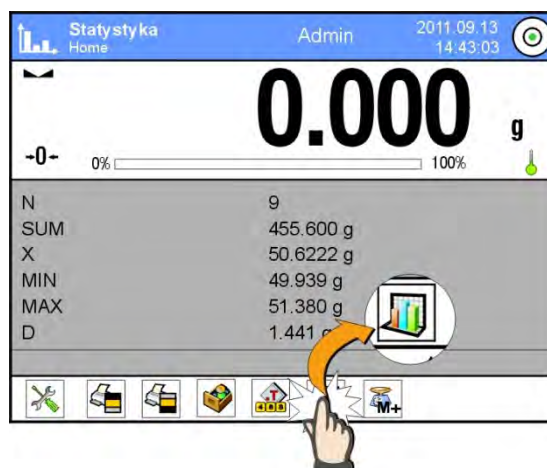


2. wyświetlacz pokaże opcje: Wynik, Drukuj, Wykasuj ostatni, Wykasuj, Wykres pomiarów, Wykres rozkładu prawdopodobieństwa
3. wybrać opcję:
 - **Wynik**, jeżeli chcesz zobaczyć zestawienie statystyczne
 - **Drukuj**, jeżeli chcesz wydrukować raport

Przykład raportu


```
----- Statystyka -----
N                               9
SUM                             455.600 g
X                               50.6222 g
MIN                             49.939 g
MAX                             51.380 g
D                               1.441 g
SDV                             0.39605 g
RDV                             0.78 %
-----
```

- **Wycasuj Ostatni**, jeżeli chcesz usunąć ostatni pomiar w serii
- **Wycasuj**, jeżeli chcesz usunąć wszystkie informacje statystyczne.



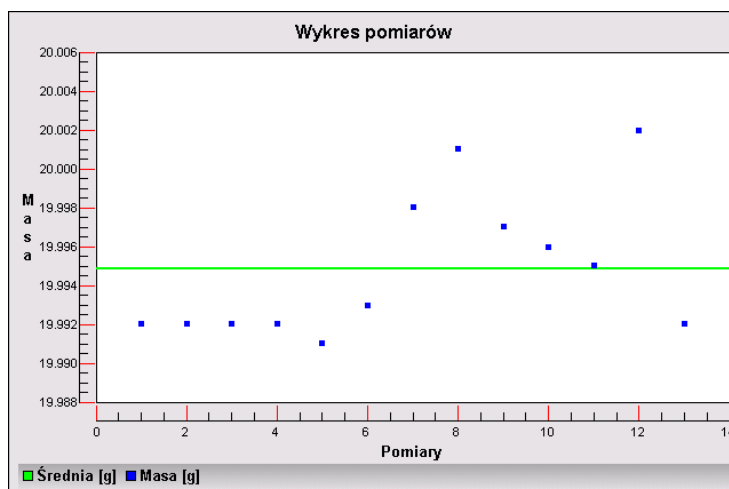


- **Wykres pomiarów** po wybraniu opcji program generuje i wyświetla wykres rozkładu pomiarów w układzie współrzędnych masa/pomiar dla wykonanej serii pomiarów, przykładowy wygląd wykresu poniżej.

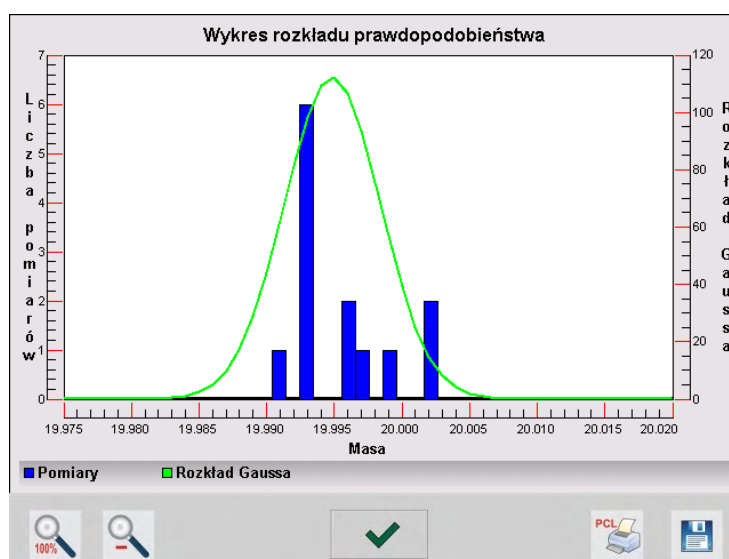

- **Wykres rozkładu prawdopodobieństwa** po wybraniu opcji program generuje i wyświetla wykres rozkładu prawdopodobieństwa dla wykonanej serii pomiarów, przykładowy wygląd wykresu poniżej. Wykres słupkowy przedstawia ilości takich samych pomiarów w serii.



W dolnym pasku poniżej wykresu są dostępne opcje:


	Powrót do wyświetlania widoku całego wykresu
	Zmniejszenie ekranu do poprzedniego widoku
	Powrót do wyświetlania poprzedniego okna
	Wydruk wykresu na podłączonej drukarce typu PCL
	Zapis wykresu jako plik *.bmp na zewnętrznym nośniku danych podpiętym do portu USB.

24. KALIBRACJA PIPET

Waga umożliwia wzorcowanie pipet z wykorzystaniem specjalnej funkcji programu wagowego lub współpracę z programem komputerowym do kalibracji pipet „PIPETY” (stanowisko do kalibracji pipet).


Przed rozpoczęciem kalibracji pipet należy wewnątrz szafki zamontować specjalny zestaw. Zestaw ten nie jest standardowym wyposażeniem wagi. Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający sposób montażu zestawu.

Waga XA 3Y z zestawem do kalibracji pipet:

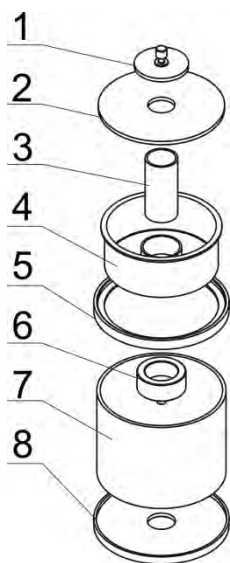


Kolejność czynności:

- zdemontować standardową szalkę i osłony przeciw podmuchowe szalki
- wewnątrz komory umieścić pierścień dolny (8),
- na pierścień dolny założyć pierścień szklany (7),
- wewnątrz pierścienia szklanego należy umieścić szalkę wagi (6),
- na pierścień szklany należy nałożyć pierścień górny (5),
- na pierścień górny należy nałożyć naczynie kurtyny parowej (4),
- wewnątrz naczynia, należy umieścić naczynie do kalibracji pipet (3),
- na pierścień górny nałożyć nakładkę szklaną (2),
- na nakładkę szklaną należy nałożyć przykrywkę szklaną (1).

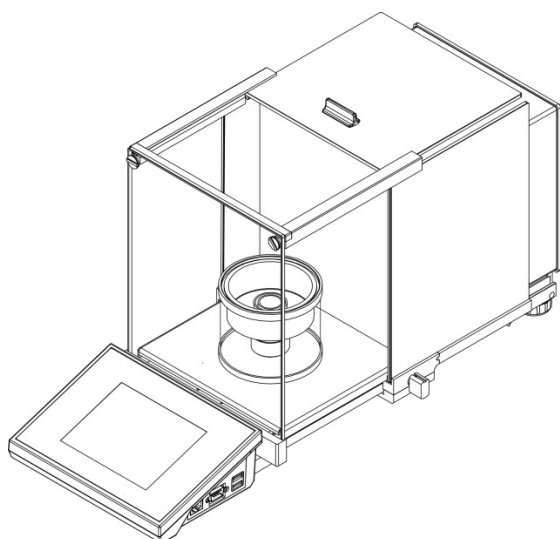

Wygląd wagi z zamontowanym zestawem do kalibracji pipet

Naczynie kurtyny parowej minimalizuje błędy pomiaru powstające wskutek parowania cieczy podczas ważenia.

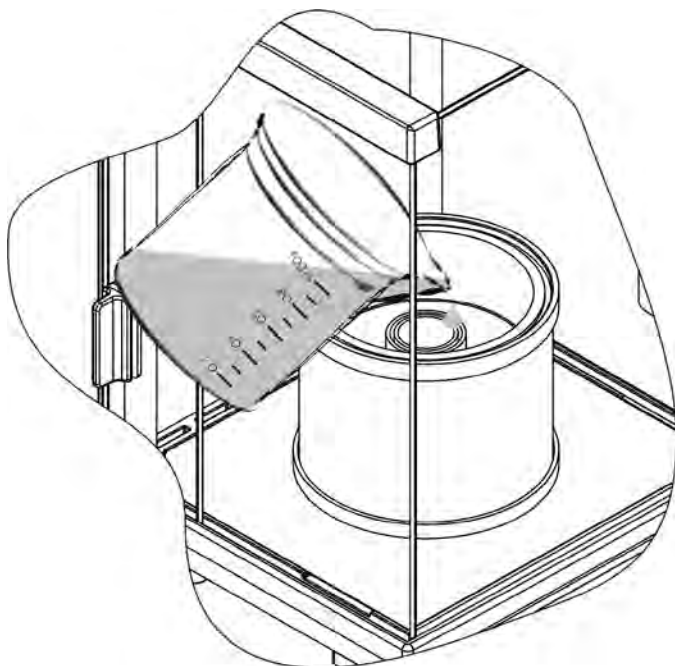



Przed przystąpieniem do wzorcowania pipet, należy do pierścienia kurtyny parowej nalać wody destylowanej do 2/3 wysokości pierścienia. Układ jest gotowy do pracy po około 1 godzinie – jest to czas niezbędny do stabilizacji wilgotności. Należy pamiętać o kontrolowaniu poziomu wody destylowanej w naczyniu – powierzchnia naczynia powinna być cały czas przykryta wodą. Nadmiar wody w naczyniu może zostać usunięty przy pomocy automatycznej pompki lub zewnętrzną pipetą.


Aby zminimalizować wszelkie zmiany wilgotności wewnątrz komory ważenia oraz szkodliwy wpływ podmuchów podczas otwierania drzwiczek, należy dozowanie cieczy z pipety do naczynia wagowego przeprowadzać przez otwór w górnej pokrywie komory ważenia.

Podczas kalibracji pipet jest dopuszczone używanie wagi bez szklanej szafki. W tym celu należy zdemontować szyby oraz ramkę górną szafki (tylko w przypadku wag serii XA 3Y.A).

Sposób demontażu szyb opisany jest w punkcie „CZYSZCZENIE WAGI”, natomiast demontaż ramki pokazany jest poniżej.


Aby zdjąć ramkę należy odkręcić 4 szt. wkrętów mocujące ramkę do obudowy (jak pokazano na rysunku) i zdjąć ramkę. W tak przygotowanej wadze należy zamontować zestaw kalibracji pipet, wg opisu powyżej.

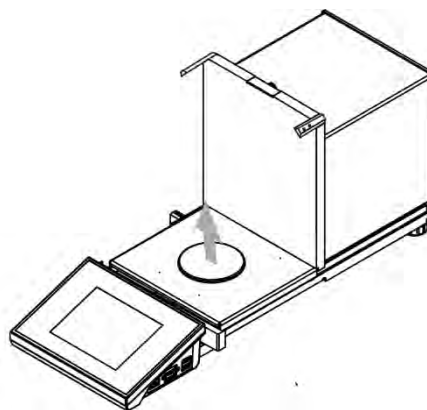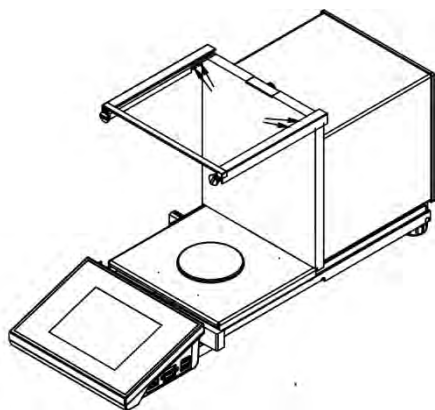

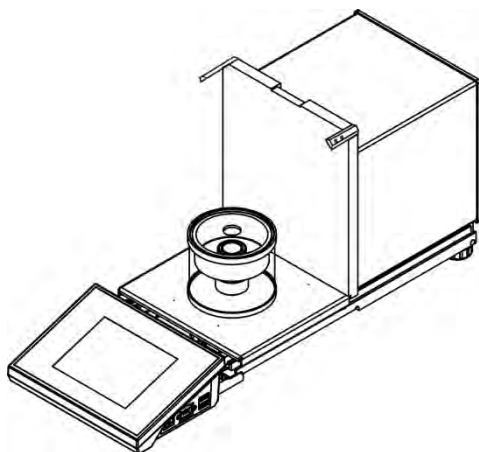

Wygląd wagi ze zdemontowaną szafka i zamontowanym zestawem do kalibracji pipet

Z tak przygotowaną wagą można rozpocząć procedurę kalibracji pipet.

Funkcja <  Kalibracja pipet > przeznaczona jest do wyznaczania błędów pomiarów objętości pipet, zgodnie z normą ISO 8655 lub według założeń ustalonych przez użytkownika.

Dla kalibracji realizowanej zgodnie z normą ISO 8655, błędy są automatycznie dobierane dla poszczególnych objętości, zgodnie z zapisami normy (patrz tabela błędów w normie ISO 8655).

Funkcja umożliwia:

- kalibrację pipet o stałej lub zmiennej objętości, jedno lub wielokanałowych.
- zdefiniowanie bazy pipet, zawierających między innymi: nazwę, kod, sprawdzane objętości i inne.
- wyliczanie wyników na podstawie:
 - średniej objętości pipety (kanału)
 - błęd systemu systematycznego e_s (błąd dokładności)
 - błęd przypadkowego CV (błąd powtarzalności)
- zautomatyzowane procedury pomiarowe w zależności od typu badanej pipety
- gromadzenie wyników kalibracji w bazie danych (w formie raportów)
- wydruki raportów z kalibracji pipet
- eksport raportów z badań

Podczas procedury wyznacza się błąd dokładności i błąd powtarzalności dla badanej objętości.

Dla pipet o zmiennej objętości można zadeklarować max 5 wartości objętości z zakresu pipety, które będą sprawdzane podczas kalibracji.

Dla zapewnienia wysokiej dokładności kalibracji pipet należy utrzymywać następujące warunki środowiskowe:

- Temperatura otoczenia pipety, końcówki i cieczy powinna być w granicach 20°C - 25°C stabilizowana w trakcie ważenia w granicach $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Wilgotność względna 50 - 75%

oraz

- Do kalibracji używać wody destylowanej




- Pipeta wraz końcówkami oraz woda destylowana powinny być poddane procesowi stabilizacji temperaturowej bezpośrednio w pokoju wagowym. Norma odniesienia zaleca, aby czas aklimatyzacji wynosił minimum 2 godziny.

Użytkownik przy kalibracji pipet **korzysta z bazy pipet**, gdzie są zapisane dane dotyczące pipet, jej parametry, badane objętości oraz wartości błędów dla tych objętości.

Przed przystąpieniem do kalibracji należy wprowadzić do bazy danych pipety oraz kryteria kalibracji.

Dodawanie pipet jest możliwe tylko z poziomu opcji Bazy Danych. Procedura dodawania jest opisana w dalszej części.

Procedura uruchomienia modu pracy

- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybrać mod < **Kalibracja pipet**>, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę 

Po wybraniu modu kalibracja pipet na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:



1. Setup – dostęp do menu wagi
2. Drukuj nagłówek
3. Drukuj stopkę
4. Wybierz pipetę

Pole Info zawiera poniższe informacje:

- Pipeta
- Badana objętość
- Średnia objętość
- Błąd systematyczny
- Błąd przypadkowy
- Status

24.1. Ustawienia dodatkowe związane z kalibracją pipet

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil
3. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
4. wyświetlacz pokaże dostępne funkcje

Z procesem kalibracji pipet związane są następujące funkcje:

- **Liczba pomiarów**, opcja pozwalająca zadeklarować liczbę pomiarów dla badanej objętości pipety (obowiązuje dla każdej objętości, przy kalibrowaniu pipet o zmiennej objętości)
- **Pytaj o numer seryjny**: TAK/NIE. Dla opcji <TAK> przed rozpoczęciem procedury program wyświetli okno z klawiaturą, gdzie należy wprowadzić numer seryjny pipety
- **Praca z ISO 8655**: TAK/NIE. Dla opcji <TAK>, dla wybranych objętości, program automatycznie przyjmuje wartości błędów zgodnie z zaleceniami normy ISO 8655 podczas kalibracji pipety (gdy dla danej pipety zostały zdefiniowane inne błędy, to po wybraniu tej opcji, błędy znajdujące się w bazie danych nie obowiązują).
- **Pobierz warunki środowiskowe z THB**: TAK/NIE. Dla opcji <TAK> program automatycznie, w odpowiednim momencie procedury, odczytuje i zapisuje wartości warunków środowiskowych z podłączonego modułu THB. Jeśli zostanie wybrana opcja <NIE>, przed rozpoczęciem i po zakończeniu kalibracji należy ręcznie wpisać wartości temperatury, wilgotności i ciśnienia panujących w pomieszczeniu, odczytane z czujników zewnętrznych.
- **Kontrola wyników, Tryb tary, Automatyczny wydruk stopki, Tryb wydruku, Wydruk**, zasadę użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”.

24.2. Kalibracja pipet – przyciski szybkiego dostęp

Każdy z modów ma zestaw domyślnych przycisków, które są pokazywane automatycznie po wybraniu modu. Zestaw ten można zmodyfikować poprzez przypisanie innych przycisków szybkiego dostępu do przycisków ekranowych. Taka operacja wymaga odpowiedniego poziomu uprawnień.




24.3. Dodanie pipety do Bazy Pipet

Baza pipet składa się z nazw pipety oraz innych danych wraz z badanymi objętościami oraz błędami dla tych objętości. Podczas tworzenia pipety należy w pierwszej kolejności podać jej nazwę, a następnie wprowadzić pozostałe dane.

Program działa intuicyjnie i prowadzi użytkownika przez wyświetlanie odpowiednich komunikatów.



Dodania pipety do bazy można dokonać z poziomu menu Bazy Danych.


Procedura:

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole <  Pipety >
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma być dodana nowa pipeta

Program automatycznie doda nową pozycję do bazy i przejdzie do jej edycji. Należy wprowadzić wszystkie dane.

Wykaz informacji definiowanych dla pipety:

1. Nazwa: po kliknięciu w pole nazwy, zostanie otworzone nowe okno, gdzie należy wprowadzić nazwę
2. Kod: możliwość wprowadzenia kodu dla pipety
3. Model: możliwość wprowadzenia nazwy modelu
4. Końcówka: możliwość wprowadzenia nazwy używanej końcówki
5. Rodzaj objętości: ZMIENNA/STAŁA
6. Objętość nominalna: wartość objętości nominalnej pipety
7. Objętość minimalna: wartość minimalnej objętości pipety (dla pipety o stałej objętości należy wpisać wartość <0>)
8. Liczba kanałów: ilość kanałów pipety, dla pipety jednokanałowej wprowadzić wartość <1>
9. Typ: BRAK/A/D1/D2. Typ pipety jest zgodny z zapisami w normie. Wybór typu jest konieczny, gdy procedura kalibracji ma się odbywać zgodnie z normą ISO 8655, gdyż wielkości błędów są różne dla poszczególnych typów. Dlatego, aby program przyjmował odpowiednie błędy, konieczne jest zdefiniowanie odpowiedniego typu pipety.
10. Badane objętości: po kliknięciu w pole zostanie otworzone okno z listą kalibrowanych objętości (dla nowej pipety lista jest pusta), należy dodać objętości i dla każdej z nich zdefiniować wartości błędów:
 - należy nacisnąć przycisk <  Dodaj >
 - zostanie otwarte okno, z klawiaturą numeryczną
 - należy wpisać wartość objętości w [μ l] i zatwierdzić przyciskiem <  >
 - automatycznie zostanie dodana pozycja do listy wraz z proponowanymi błędami
 - aby zmienić wartości błędów należy kliknąć w pole dodanej objętości

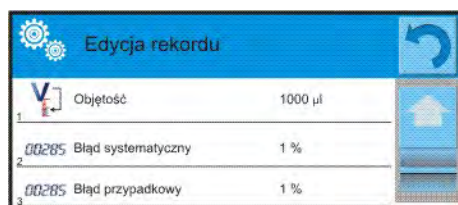

każde z pól można edytować i wprowadzać swoje wartości

Uwaga:

Podczas wzorcowania, kolejność badanych objętości jest zgodna z kolejnością w jakiej są one wpisane.

- po ustawieniu poprawnych wartości należy wrócić do okna głównego menu

24.4. Wydruki

Opcja wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych wydruków dla wydruku standardowego jak również wydruku niestandardowego.


• **Wydruk standardowy**

Składa się z czterech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcje TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE jeżeli na wydruku ma nie występować.



Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenie i stopki podane są w pkt. 15.5, poniżej pokazano ustawienia dla raportu kalibracji pipety.

Zawartość raportu:

<ul style="list-style-type: none">- Mod pracy- Użytkownik- Klient- Pipeta- Numer seryjny- Liczba kanałów- Numer kanału- Liczba pomiarów- Praca z ISO 8655- Data rozpoczęcia- Data zakończenia- Temperatura wody- Temperatura- Wilgotność- Ciśnienie- Współczynnik Z- Pomiar i statystyka- Statystyka- Status- Pusta linia- Kreski- Podpis- Wydruk niestandardowy	
--	---

24.5. Aktywacja funkcji

Aby przeprowadzić proces kalibracji pipet należy zastosować specjalną przystawkę. Przystawka nie jest standardowym wyposażeniem wagi.

Jest ona prostym urządzeniem wspomagającym proces wzorcowania i/lub sprawdzania pipet tłokowych przeznaczona dla wagi YA 52.3Y.

Urządzenie zostało zaprojektowane w celu minimalizowania zjawiska parowania podczas ważenia cieczy. Składa się ze specjalnej mini komory wagowej umieszczanej wewnątrz komory wagi, wyposażone w dodatkowe naczynie tzw. „kurtyny parowej” oraz specjalną szalkę umożliwiającą centryczne umieszczenie naczynia na ciecz.

Zastosowanie urządzenia do sprawdzania pipet pozwala na minimalizowanie ryzyka związanego z parowaniem ważonej cieczy podczas procesu. Mała kubatura komory urządzenia w połączeniu z „kurtyną parową” pozwala na zwiększenie wilgotności względnej w komorze co powoduje wyhamowanie procesu parowania cieczy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przystawka eliminuje lub znacząco opóźnia proces parowania, co jest istotne przy realizacji procedury kalibracji pipet tłokowych metodą grawimetryczną.

Dobór odpowiedniej przystawki i wagi zależy od zakresu objętości wzorcowanych pipet.

Przed rozpoczęciem procesu kalibracji należy zamontować przystawkę wewnątrz komory ważenia oraz wprowadzić dane pipet, które będą kalibrowane, wraz ze wszystkimi danymi i błędami (Baza pipet).

Kolejnym krokiem jest ustawienie głównych opcji dla procesu:







- Liczba pomiarów
- Pytaj o numer serii (TAK/NIE)
- Praca z ISO 8655 (TAK/NIE)
- Pobierz warunki środowiskowe z THB (TAK/NIE)

Uwaga:

Opis opcji i ustawiania znajduje się w punkcie 24.1. instrukcji.


Po ustawieniu tych opcji można przejść do procesu kalibracji pipet.

Aby przeprowadzić proces kalibracji należy:

1. Nacisnąć przycisk < Wybierz pipetę>.
2. Z listy pipet wybrać badaną.
3. Po wyborze program wróci do okna głównego, a w polu informacji pojawi się nazwa wybranej pipety.
4. Nacisnąć przycisk < Start> w dolnym pasku.
5. Jeśli ustawiona była opcja <Pytaj o numer serii> na wartość <TAK> zostanie otworzone okno gdzie należy wpisać numer i zatwierdzić wybór.
6. Zostanie wyświetlone kolejne okno gdzie należy wprowadzić wartości poszczególnych wielkości odczytane z czujników zewnętrznych (*temperatura, wilgotność, ciśnienie i temperatura wody*) i nacisnąć przycisk < Zatwierdź>.
Jeśli dla opcji <Popierz warunki środowiskowe z THB> ustawiona była wartość <TAK>, to program automatycznie pobierze wartości z modułu THB dla temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza, a wartość temperatury wody należy wpisać i nacisnąć przycisk < Zatwierdź>.
7. Program wróci do wyświetlania okna głównego, a w polu informacji pojawiają się kolejne dane takie jak: badana objętość oraz status procesu <W realizacji>, a w pasku poleceń będą się pojawiać komunikaty, które podpowiadają użytkownikowi kolejne kroki do realizacji - <Ważenie próbki C1/V1/N1>. Opisy oznaczają: C1 – numer kanału; V1 – numer objętości dla kanału; N1 – numer pomiaru dla objętości.
8. Postępując zgodnie z nimi należy zrealizować procedurę do końca. W polu informacji będą się pojawiać na bieżąco pozostałe dane (średnia objętość, wartości błędów) dotyczące realizowanego procesu.
9. Po zatwierdzeniu ostatniego pomiaru, zostanie wyświetlone okno z danymi warunków środowiskowych. Postępując jak na początku procesu należy wprowadzić wszystkie parametry i nacisnąć przycisk < Zatwierdź>.
10. Program automatycznie wygeneruje raport, który zostanie wydrukowany i zapisany w bazie raportów z kalibracji pipet (wartości dla warunków środowiskowych oraz temperatury wody widoczne w raporcie są wartościami średnimi wielkości początkowych i końcowych dla procesu).
11. Należy zakończyć proces naciskając przycisk < > w dolnym pasku. Dla pipety wielokanałowej pojawi się komunikat z pytaniem o kontynuację procesu dla następnych kanałów. Po potwierdzeniu rozpocznie się procedura dla kolejnego kanału wg. wcześniejszych założeń.

12. Można rozpocząć kolejną procedurę dla tej samej pipety lub wybrać kolejną pipetę do kalibracji z bazy pipet.

24.6. Raport ze zrealizowanych procesów kalibracji

Po wykonaniu każdego procesu kalibrowania jest generowany raport z procesu. Jest on zapisywany w bazie danych <  **Raporty kalibracji pipet** >. Nazwa pliku ma postać daty i godziny wykonania procesu.

Przykładowy raport:

----- Kalibracja pipet -----
Użytkownik Kowalski
Klient Nowak
Pipeta p901\1k
Numer seryjny 7777
Liczba kanałów 1
Numer kanału 1
Liczba pomiarów 10
Praca z ISO 8655 Tak
Data rozpoczęcia 2012.03.15 07:50:44
Data zakończenia 2012.03.15 07:54:34
Temperatura wody 22.15 °C
Temperatura 21 °C
Wilgotność 48 %
Ciśnienie 1005 hPa
Współczynnik Z 1.00328

----- Badana objętość: 1000 µl -----


1 0.998 g	1000.82389 µl
2 0.998 g	1000.82389 µl
3 0.998 g	1000.82389 µl
4 0.998 g	1000.82389 µl
5 0.998 g	1000.82389 µl
6 0.998 g	1000.82389 µl
7 0.998 g	1000.82389 µl
8 0.998 g	1000.82389 µl
9 0.998 g	1000.82389 µl
10 0.998 g	1000.82389 µl

Średnia objętość	1000.82389 µl
Średnia [%]	100.08 %
Błąd systematyczny	0.82389 µl
Błąd systematyczny[%]	0.08239 %
Dopuszczalny błąd	± 16 µl
Błąd przypadkowy	0 µl
Błąd przypadkowy [%]	0 %
Dopuszczalny błąd	± 6 µl
Status	Pozytywny

Podpis

.....

25. WAŻENIE RÓŻNICOWE

<  **Ważenie różnicowe** > Ważenia różnicowego umożliwia analizowanie zmian masy jednej lub większej liczby próbek.

Realizowane jest to przez wyznaczenie masy początkowej próbki, a następnie próbka jest poddawana różnym procesom, w wyniku których pewne składniki próbki są oddzielane lub dodawane do jej początkowego stanu.




Na koniec, próbki są ponownie ważone (ważenie różnicowe). Po końcowym ważeniu waga wyznacza różnicę między tymi dwoma wartościami mas (początkowa i końcowa).

Użytkownik ma możliwość, przy ważeniu różnicowym:

- Zdefiniowanie **serii**, z których każda może zawierać wiele próbek
- Dla każdej serii przypisać nazwę, wydrukować lub eksportować do pamięci zewnętrznej dane dotyczące serii
- Dla każdej z próbek wyznaczyć tarę, masę początkową oraz wykonać do pięciu kolejnych ważeń dla masy końcowej

Jeśli użytkownik chce wykorzystać ważenie różnicowe, musi w pierwszej kolejności wprowadzić serie do bazy danych programu, następnie zdefiniować próbki w serii, a następnie przywołać daną serię do realizacji. Tworzenie serii jest możliwe z poziomu bazy danych. Procedura dla tej operacji jest opisana w dalszej części.

Procedura uruchomienia modu pracy

- Będąc w głównym oknie programu nacisnąć ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <Mody pracy> zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybrać mod <  **Ważenie różnicowe** >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,

Pole Info zawiera poniższe informacje:

- Metoda
- Seria
- Próbka
- Numer próbki
- Tara

Po wybraniu modu ważenie różnicowe na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski:

1. Setup – dostęp do menu wagi
2. Seria
3. Próbka
4. Ważenie A
5. Ważenie B
6. Ważenia T+A
7. Usuń wartość



25.1. Ustawienia dodatkowe związane z ważeniem różnicowym

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, serie, Profil
3. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
4. wyświetlacz pokaże funkcje związane z ważeniem różnicowym

Z procesem ważenia różnicowego związane są takie ustawienia jak:

- **Próg**: wartość masy, jako masy maksymalnej próbki np. filtru
- **Środowisko**: (opcja programu, w której użytkownik ustawia wymaganie podania wartości temperatury i wilgotności otoczenia, przed ważeniami: <Ważenie A, Ważenie T+A, Tarowanie T>)
 - o NIE, nie będzie konieczności podawania
 - o ONLINE, warunki środowiskowe będą pobierane na bieżąco z modułu środowiskowego, który współpracuje z wagą
 - o WARTOŚĆ, wartości temperatury i wilgotności muszą być wpisane przez użytkownika, które je odczyta z innego urządzenia pomiarowego
- **Maksymalna liczba ważenień**: (deklaracja ilości powtórzeń dla ważenia końcowego – Max 5 powtórzeń, ustawienie obowiązuje dla wszystkich serii)
- Dla pozostałych ustawień, zasadę użytkowania zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”.

25.2. Ważenie różnicowe – przyciski szybkiego dostęp

Każdy z modów ma zestaw domyślnych przycisków, które są pokazywane automatycznie po wybraniu modu. Zestaw ten można zmodyfikować poprzez przypisanie innych przycisków szybkiego dostępu do przycisków ekranowych. Taka operacja wymaga odpowiedniego poziomu uprawnień.

Poniżej zostanie opisane znaczenie tylko tych przycisków /ikon/, które nie występowały w modzie „Ważenie”

Ważenie A



Rozpoczęcie naważania masy początkowej <A> dla próbki. Proces realizowany jako oddzielna czynność.

Ważenie (T+A)



Rozpoczęcie ważenia masy pojemnika na próbkę (tarowanie) z automatycznym, następującym natychmiast po tarowaniu, ważeniem próbki (czynności nierozdzielne). Po zainicjowaniu procesu, program żąda wprowadzenia nazwy dla próbki

Tara (T)



Rozpoczęcie ważenia pojemnika na próbkę, realizowana jako oddzielna czynność. Po zainicjowaniu procesu, program żąda wprowadzenia nazwy dla próbki

Ważenie B



Rozpoczęcie naważania masy końcowej dla próbki. Powoduje uruchomienie ważenia różnicowego.

Seria



Przycisk umożliwiający wybór serii dla której ma być realizowana procedura ważenia różnicowego.

Próbka



Przycisk służący do wyboru próbki dla aktualnie realizowanego procesu dla wybranej serii.

Kopiowanie tary



Przycisk umożliwiający procedurę kopiowania wartości tary określonej dla danej próbki, dla wszystkich próbek w aktualnej serii, dla których nie zapisano jeszcze wartości tary.

Usuwanie wartości



Naciśnięcie przycisku usuwa ostatnio zapisaną wartość masy (tara, ważenie A lub ważenie B).

Dodawanie próbki



Naciśnięcie przycisku powoduje wejście w okno z klawiaturą, gdzie należy wpisać nazwę dodawanej próbki. Warunkiem koniecznym jest w pierwszej kolejności wybór serii, dla której ma zostać dodana próbka, oraz nie rozpoczęcie operacji ważeń.

25.3. Wprowadzanie serii do Bazy Serii

Baza serii składa się z serii oraz próbek, które wchodzi w jej skład. Podczas tworzenia serii należy w pierwszej kolejności podać jej nazwę, a następnie do niej dodawać próbki.

Program działa intuicyjnie i prowadzi użytkownika przez wyświetlanie odpowiednich komunikatów.


Dla każdej próbki należy podać nazwę. Dodania serii do bazy można dokonać z poziomu menu ustawień dla modu ważenia różnicowego lub z poziomu Bazy Danych.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu  Bazy Danych>, nacisnąć pole < Serie>
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma być dodana seria

Program automatycznie doda nową pozycję do bazy i przejdzie do jej edycji. Należy wprowadzić wszystkie dane dotyczące nowej serii.

Wykaz informacji definiowanych dla receptur:

1. Nazwa: po kliknięciu w pole nazwy, zostanie otworzone nowe okno, gdzie należy wprowadzić nazwę serii
2. Kod: możliwość wprowadzenia kodu serii
3. Klient: możliwość wybrania klienta dla którego dokonywane będą pomiary w serii
4. Próbki: po kliknięciu w pole zostanie otwarte okno z listą próbek (dla nowej serii lista jest pusta), należy dodać próbki:
 - a. należy nacisnąć przycisk <  Dodaj >, program automatycznie doda nową pozycję do listy. Nazwa dodanej próbki będzie przypisana automatycznie (można ją zmienić).
5. Liczba próbek – opcja nie edytowalna, jest aktualizowana na bieżąco przez program po dodaniu każdej kolejnej próbki.

Dla każdej z próbek na liście wyświetlany jest aktualny status w ważeniu różnicowym (etap ważenia jaki jest wykonany dla próbki). Nowe dodane próbki nie mają przypisanego statusu – pole obok jest puste. Status aktualizowany jest na bieżąco po każdym kolejnym etapie ważenia próbki.

25.4. Przykład realizacji procesu ważenia różnicowego

Po uruchomieniu funkcji WAŻENIE RÓŻNICOWE należy:


- wybrać informacje jakie mają być wyświetlane na wyświetlaczu
- wybrać odpowiednie przyciski szybkiego dostępu
- dodać serie do pamięci wagi (nazwa identyfikuje serie)
- dodać próbki do serii (nazwa identyfikuje próbkę)
- po dodaniu próbek należy wrócić do okna głównego modu

WYBÓR serii:

Nacisnąć przycisk <SERIE>. Zostanie wyświetlone okno z bazą serii.

Po wejściu do bazy serii, naciśnij pole z nazwą serii, seria zostanie wybrana do realizacji.

Jej nazwa pojawi się w polu informacji (tylko gdy taka informacja była wybrana do wyświetlania).

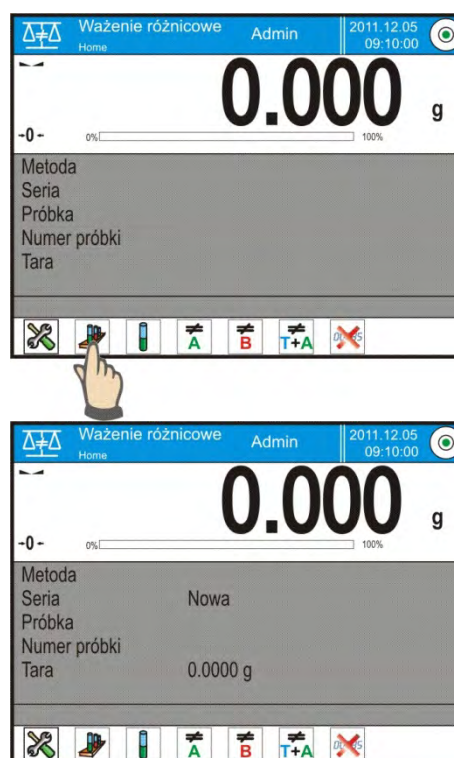

Po wybraniu serii należy przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku wybrać sposób realizacji procesu:



Ważenie A

Ważenie masy początkowej dla próbki



Tara (T)

Ważenie pojemnika na próbkę - tarowanie



Ważenie (T+A)

Ważenie pojemnika na próbkę (tarowanie) i ważenie próbki (czynności następujące po sobie).




Ważenie B

Ważenie masy końcowej dla próbki. Opcja dostępna tylko wtedy gdy dana seria zawiera próbki z przeprowadzonymi ważeniami <A>. jeśli nie ma takich próbek opcja jest niemożliwa do wybrania.

Ważenie A

Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia <A>. Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat że operacja jest niemożliwa do wykonania.

Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji to w polu informacji pojawią się nowe dane dotyczące rozpoczętego procesu. W pasku i na ekranie podczas realizacji procesu będą się pojawiały odpowiednie komunikaty informujące użytkownika o kolejnych krokach jakie powinien wykonać.

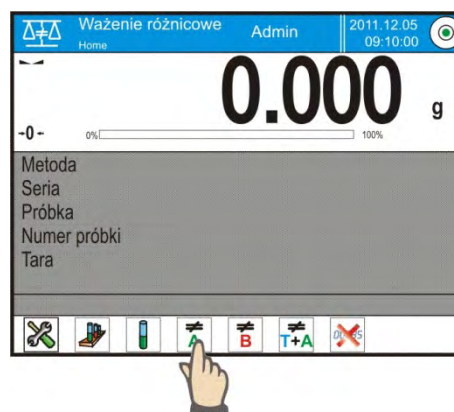

Należy na szalce umieścić próbkę i

nacisnąć przycisk <✔>.

Po jej zatwierdzeniu przyciskiem, pojawi się okna dla wpisania wilgotności i temperatury otoczenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <WARTOŚĆ>, lub zaczytane zostaną informacje z modułu środowiskowego i wyświetlone okno dla ich potwierdzenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <ONLINE>.



Uwaga:

Jeżeli w ustawieniach dla modu została wyłączona opcja <Środowisko> - wartość <Nie>, program pominię konieczność wprowadzenia tych wartości dla tego pomiaru.



Po ich zatwierdzeniu przyciskiem <✔>, program wróci do wyświetlania okna głównego modu i pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia próbki z szalki (pasek komunikatów).



Użytkownik musi zdjąć zważoną próbkę i potwierdzić czynność przyciskiem

<✔>.

Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii.
Postępując jak za pierwszym razem dokonać ważenia kolejnej próbki.


Proces można przerwać naciskając powtórnie przycisk .

Ważenie T

Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia <T>. Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat że operacja jest niemożliwa do wykonania.


Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji to w polu informacji pojawią się nowe dane dotyczące rozpoczętego procesu.

W pasku i na ekranie podczas realizacji procesu będą się pojawiały odpowiednie komunikaty informujące użytkownika o kolejnych krokach jakie powinien wykonać.


Należy na szalce umieścić opakowanie dla próbki i nacisnąć przycisk .

Po ich zatwierdzeniu przyciskiem , pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia opakowania z szalki (*pasek komunikatów*).

Użytkownik musi zdjąć zważone opakowanie i potwierdzić czynność

przyciskiem . Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii dla której można wykonać ważenie <T>.

Postępując jak za pierwszym razem dokonać ważenia kolejnych pojemników.


Proces można przerwać naciskając powtórnie przycisk .

Ważenie T+ A

Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia <T>. Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat że operacja jest niemożliwa do wykonania.


Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji to w polu informacji pojawią się nowe dane dotyczące rozpoczętego procesu.

W pasku i na ekranie podczas realizacji procesu będą się pojawiały odpowiednie komunikaty informujące użytkownika o kolejnych krokach jakie powinien wykonać.

Należy na szalce umieścić opakowanie dla próbki i nacisnąć przycisk .


Wartość masy opakowania zostanie przypisana do próbki jako wartość tary, wskazanie zostanie wyzerowane i pojawi się komunikat o konieczności umieszczenia próbki w pojemniku..


Należy w zważonym pojemniku umieścić próbkę i nacisnąć przycisk <  >.

Po zatwierdzeniu pomiaru przyciskiem <  >, pojawi się okna dla wpisania wilgotności i temperatury otoczenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <WARTOŚĆ>, lub zaczytane zostaną informacje z modułu środowiskowego i wyświetlone okno dla ich potwierdzenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <ONLINE>.

Uwaga:

Jeżeli w ustawieniach dla modu została wyłączona opcja <Środowisko> - wartość <Nie>, program pominie konieczność wprowadzenia tych wartości dla tego pomiaru.

Po ich zatwierdzeniu przyciskiem <  >, program wróci do wyświetlania okna głównego modu i pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia próbki z szalki (pasek komunikatów).



Użytkownik musi zdjąć zważoną pojemnik z próbką i potwierdzić czynność przyciskiem <  >.

Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii.

Postępując jak za pierwszym razem dokonać ważenia kolejnej próbki.

Proces można przerwać naciskając powtórnie przycisk <  >.

Dla jednej serii, przy pomiarze kolejnych próbek, można przeprowadzić pomiary wg schematów: ważenie A, Ważenie T lub ważenie T+A. Każda z próbek zapisanych w serii będzie w danych posiadała opis, tzw. status, który informuje użytkownika o etapie na jakim jest dana próbka. Po wejściu do bazy serii i wybraniu serii do podglądu program wyświetla okno w którym są pokazane zapisane próbki dla tej serii.

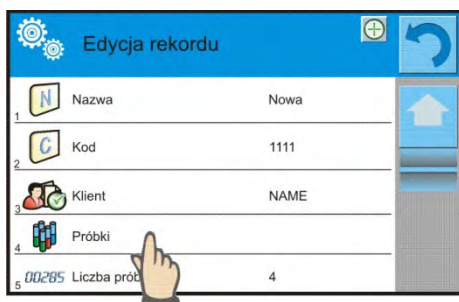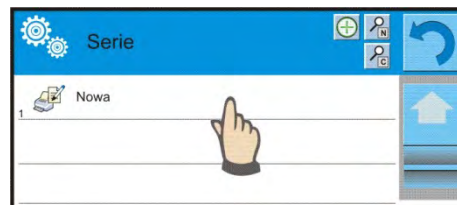

Znaczenie statusu:

- ważenie A, pomiary wykonane dla procedury <Ważenie A> lub <Ważenie T+A>
- ważenie T, pomiary wykonane dla procedury <Ważenie T>

Aby wejść w szczegółowe informacje dotyczące próbki należy nacisnąć pole z nazwą.

W oknie zostaną wyświetlone informacje:

Próbka 1	
Nazwa	Próbka 1
Status	Ważenie A
Tara	49,999 g
Ważenie A	20,001 g

Gdy dla próbki wykonano procedurę

- tylko ważenie A, to wartość tary będzie <0> ,
- tylko ważenie T, to wartość ważenia A będzie <0>
- ważenie T+A, to dla tary i ważenia A będą przypisane wartości masy

Dane dotyczące ważeń próbki można wydrukować na podłączonej drukarce, po kliknięciu w przycisk z drukarką w górnym pasku wyświetlacza.

Aby podejrzeć dane dotyczące ważenia A należy kliknąć w pole <Ważenie A> :

Ważenie A	
Data	2012.04.16 11:34:15
Masa	20,001 g
Tara	49,999 g
Użytkownik	Nowak

Jeżeli w danej serii są już próbki dla których dokonano ważeń masy początkowej (ważenie A), to można dla tych próbek przeprowadzić ważenia masy końcowej (ważenie B).

Ważenie B

Wybrać opcję:



Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia . Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat że operacja jest niemożliwa do wykonania. Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji to w polu informacji pojawiają się nowe dane dotyczące rozpoczętego procesu.

Uwaga:

Przy opisie <Ważenie B> znajdują się cyfry 1/3: <1> oznacza, że jest to 1 cykl pomiarów typu B, natomiast <3> oznacza, że dla tego procesu wprowadzona jest, w ustawieniach jako <ILOŚĆ POWTÓRZEŃ>, wartość <3> (3 cykle).

Należy pamiętać, że program będzie proponował w pierwszej kolejności wykonanie <PIERWSZEGO> cyklu z <3> dla wszystkich próbek w serii, dla których jest możliwe wykonanie tego pomiaru (warunkiem jest wykonanie dla próbki ważenia A).

W pasku i na ekranie podczas realizacji procesu będą się pojawiały odpowiednie komunikaty informujące użytkownika o kolejnych krokach jakie powinien wykonać.

Jeżeli dla danej próbki jest przypisana tara, to wartość tary zostanie wyświetlona na ekranie masy ze znakiem minus.


Należy na szalce umieścić próbkę (jeśli jest tara to próbkę należy umieścić w pojemniku) i nacisnąć przycisk < >.

Po jej zatwierdzeniu przyciskiem, pojawi się okna dla wpisania wilgotności i temperatury otoczenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <WARTOŚĆ>, lub zaczytane zostaną informacje z modułu środowiskowego i wyświetlone okno dla ich potwierdzenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <ONLINE>.

Uwaga:

Jeżeli w ustawieniach dla modu została wyłączona opcja <Środowisko> - wartość <Nie>, program pominie konieczność wprowadzenia tych wartości dla tego pomiaru.

Po ich zatwierdzeniu przyciskiem < >, program wróci do wyświetlania okna głównego modu i pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia próbki z szalki (pasek komunikatów).

Użytkownik musi zdjąć zważoną próbkę i potwierdzić czynność przyciskiem < >. Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii. Postępując jak za pierwszym razem dokonać ważenia kolejnej próbki.

Proces można przerwać naciskając powtórnie przycisk < >.

Po wykonaniu pomiarów dla ważenia mas końcowych próbek w serii, użytkownik może sprawdzić wyniki w bazie serii.

W takim przypadku należy wejść do bazy serii i wybrać serię, a następnie próbki i konkretną próbkę dla której było wykonane <Ważenie B>.



Próbka 1	
1	Nazwa Próbka 1
2	Status Ważenie B
3	Tara 49,999 g
4	Ważenie A 20,001 g
4	Ważenie B 20,001 g

Po wybraniu konkretnego ważenia do podglądu, w oknie zostaną wyświetlone informacje z wartościami.

Numery przy danych dotyczących ważenia oznaczają cykle pomiarów.


Dane dotyczące wybranej serii można drukować lub eksportować do pliku.

25.5. Kopiowanie tary.

Opcja pozwalająca skopiować jedną wybraną wartość tary z próbki w danej serii do wszystkich próbek dla których nie zostały przypisane tary i proces ważenia różnicowego nie został zakończony (status inny niż ważenie B).

Sposób realizacji:


Naciśnij przycisk

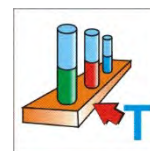

Zostanie wyświetlona lista próbek, do których są przypisane tary.

Należy kliknąć w wartość tary, która ma być użyta dla pozostałych próbek w serii (nie posiadających tary).

Program automatycznie przypisze wybrana wartość do danych tych próbek.

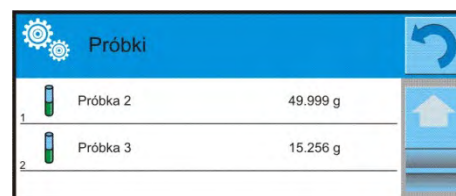


Próbki	
1	Próbka 2 49,999 g
2	Próbka 3 15,256 g

25.6. Użycie opcji „WYBÓR PRÓBKII”.

Opcja pozwalająca na wybór próbki przygotowanej do ważenia, bez konieczności ważenia próbek w kolejności proponowanej przez program. Opcja dostępna tylko po rozpoczęciu danego procesu.

Sposób realizacji:

Będąc w modzie ważenia różnicowego, po wybraniu serii, należy nacisnąć przycisk wyboru procedury np. <Ważenie A>. Naciśnij przycisk

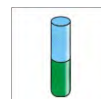

Zostanie wyświetlona lista próbek, dla których można wykonać wybraną procedurę. Należy z listy wybrać próbkę do ważenia. Opcja szczególnie przydatna gdy w serii jest wiele próbek, a użytkownik ma zważyć próbkę, która znajduje się na końcu serii.



25.7. Usuwanie wartości.

Opcja pozwalająca usunąć, w przypadku pomyłki, ostatnio dodane ważenie z bazy. Dotyczy to wszystkich procesów w modzie. Program pozwala na usunięcie tylko ostatniej operacji pomiaru.

Po zapisaniu ważenia (próbki lub tary), jeśli operacja została omyłkowo zatwierdzona (pomyłona próbka lub pojemnik), należy nacisnąć przycisk. Ważenie zostanie automatycznie usunięte, a program wróci do poprzedniego kroku procedury. Operację można wykonać tylko jednokrotnie. Próba użycia opcji po raz drugi spowoduje wyświetlenie komunikatu o nieprawidłowej operacji i kasowanie nie zostanie wykonane.



25.8. Wydruki

Opcja wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych wydruków dla wydruku standardowego jak również wydruku niestandardowego.

▪ **Wydruk standardowy**

Składa się z pięciu wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcje TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE jeżeli na wydruku ma nie występować.




Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenie i stopki podane są w pkt. 15.5, poniżej pokazano ustawienia dla danych dotyczących serii i próbki w ważeniu różnicowym.

Użytkownik może zaprojektować zawartości wydruków.


Zawartość wydruków dla serii:

- Kreski
- Klient
- Próbki
- Pusta linia
- Kreski
- Podpis
- Wydruk niestandardowy

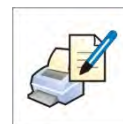


Zawartość wydruków dla próbek:

- Kreski
- Próbką
- Numer próbki
- Status
- Tara
- Temperatura
- Wilgotność
- Ciśnienie
- Wydruk niestandardowy
- Ważenie A
 - Ważenie A
 - Data
 - Czas
 - Wypoziomowanie
 - Magazyn
 - Towar
 - Opakowanie
 - Zmienna uniwersalna 1...5
 - Netto
 - Tara
 - Wydruk niestandardowy
- Ważenie B
 - Ważenie B
 - Data
 - Czas
 - Wypoziomowanie
 - Magazyn
 - Towar
 - Opakowanie
 - Zmienna uniwersalna 1...5
 - Netto
 - Tara
 - Interwał
 - Różnica
 - Różnica %
 - Reszta %
 - Wydruk niestandardowy

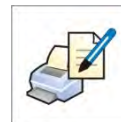

26. STATYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI - SQC

Mod pracy < **Statystyczna Kontrola Jakości**> jest przydatny podczas różnego rodzaju procesów pakowania produktów w celu monitorowania i/lub kontroli procesu pakowania. Umożliwia wykrywanie nadmiarowych i niedomiarowych ilości produktu w opakowaniach.

Jeśli próbki są ważone, a wyniki są przechowywane w bazie, program umożliwia analizę trendów, oraz może być wyświetlany w formie wykresów.

Program umożliwia przeprowadzenie kontroli dla serii składającej się maksymalnie z 1000 próbek.

Każda przeprowadzona kontrola jest zapisywana w bazie danych SQC i w każdej chwili można obejrzeć jej wyniki. Dla każdej serii są wyliczane i przechowywane w bazie następujące dane: maksimum, minimum, odchylenie standardowe i średnie wartości dla każdej partii itp.

Proces kontroli SQC można wykonać ręcznie (po naciśnięciu klawisza <PRINT> dla każdego pomiaru) lub automatycznie (pomiaru są automatycznie rejestrowane, po osiągnięciu stabilności wskazania dla każdej próbki).

Wagi posiadają zaimplementowany moduł realizujący statystyczną kontrolę, którego podstawą jest baza danych zawierająca wykaz towarów wraz z zadeklarowanymi dla każdego z towarów, błędów <T2->; <T1->; <T1+> i <T2+>.

Kontrola rozpoczęta z wagi zostaje automatycznie zakończona po skontrolowaniu odpowiedniej ilości próbek, która jest ustalana przez użytkownika w ustawieniach dla modu SQC.




Po zakończeniu kontroli można generowany jest raport końcowy zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące kontroli i wydrukowanie go na podłączonej drukarce. Dane z kontroli zapisywane są także automatycznie w Bazie Raportów SQC.

Cykl kontroli przebiega według następującego schematu:

- wybór użytkownika,
- wybór towaru,
- rozpoczęcie kontroli,
- pobieranie ważeń,
- automatyczne zakończenie kontroli po zważeniu określonej ilości próbek (partia),
- wydruk raportu z kontroli.

26.1. Procedura uruchomienia modu pracy

Procedura:

- Będąc w głównym oknie programu naciśnij ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu **<Mody pracy>** zawierające listę modów pracy do wyboru,
- Wybierz mod **< SQC>**, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,
- Jednocześnie w pasku komunikatów zostanie wyświetlony komunikat **<Rozpocząć kontrolę>** oraz zostanie wyświetlony przycisk w dolnym pasku okna:

 Start kontroli



Aby rozpocząć kontrolę:

- Powinien być zalogowany operator o uprawnieniach do przeprowadzania kontroli.

Uwaga:

1. Do rozpoczęcia kontroli musi być wybrany użytkownik o stopniu uprawnień co najmniej **<użytkownik>**. Jeżeli zalogowany operator lub operator anonimowy posiada stopień uprawnień **<gość>** to podczas startu kontroli program wyświetli komunikat: **<Brak uprawnień>**.

2. Procedura logowania opisana jest w pkt. 9 instrukcji natomiast procedura określania uprawnień dla użytkowników urządzenia opisana jest w pkt. 13 instrukcji.

- Należy wprowadzić do pamięci wagi ogólne parametry modu pracy **< SQC>**, opis jest w punkcie 27.2,
- Należy wybrać odpowiedni towar (odpowiedni przycisk w pasku przycisków **< >** lub klawiatury urządzenia z poprawnie wprowadzonymi danymi odnośnie kontroli):



Uwaga:


Dane dla towaru niezbędne do uzupełnienia przed rozpoczęciem kontroli znajdują się w tabeli poniżej:

	Masa	Masa nominalna towaru
	Tara	Masa opakowania w jednostce kalibracyjnej
	SQC	
	Liczność partii	Deklaracja liczności kontrolowanej partii
	Wartość błędu [T2-]	Wartość granicznego błędu T2 na minus od masy nominalnej
	Wartość błędu [T1-]	Wartość granicznego błędu T1 na minus od masy nominalnej
	Wartość błędu [T1+]	Wartość granicznego błędu T1 na plus od masy nominalnej
	Wartość błędu [T2+]	Wartość granicznego błędu T2 na plus od masy nominalnej
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn-T2]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T2 na minus od masy nominalnej
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn-T1]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T1 na minus od masy nominalnej
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn+T1]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T1 na plus od masy nominalnej
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn+T2]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T2 na plus od masy nominalnej

Uwaga:

Edycja towarów w bazie danych opisana jest w pkt. 27.2 instrukcji.



- Po powrocie do okna głównego modu < **SQC**> nacisnąć ekranowy przycisk funkcyjny  (start kontroli) znajdujący się w dolnej części wyświetlacza wagi,
- Automatycznie zostanie wyświetlone pole edycyjne <**Numer Partii**> z klawiaturą ekranową (tylko wtedy gdy w ustawieniach dla modu zostanie wybrana wartość <TAK> dla opcji <Pytaj o numer partii>),

- Należy wpisać żądany numer partii kontrolowanego towaru i potwierdzić przyciskiem .

Uwaga:

Użytkownik ma możliwość przerwania kontroli w dowolnym momencie

naciskając ekranowy przycisk funkcyjny  (stop kontroli) znajdujący się w dolnej części wyświetlacza wagi.

Podczas kontroli pozostałe przyciski ekranowe, przyciski funkcyjne, przycisk  oraz  są zablokowane.

26.2. Ustawienia dodatkowe związane z SQC

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej.

Procedura:

1. nacisnąć szare pole informacyjne
2. wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, serie, Profil
3. nacisnąć menu <Ustawienia> ,
4. wyświetlacz pokaże listę dostępnych opcji

Z procesem SQC związane są takie ustawienia jak:

– **Pytaj o numer partii**

Ustawienie wartości na <TAK> spowoduje żądanie przez program podania numery partii produktów przed rozpoczęciem każdej procedury kontroli



Procedura:

Należy wybrać parametr: „Pytaj o numer partii”, po czym zostanie wyświetlone okno z możliwymi nastawami: Nie – opcja wyłączona; Tak – opcja włączona. Należy wybrać żądaną wartość, po jej wybraniu program wróci do wyświetlania poprzedniego okna.

– **Numer partii**


Parametr umożliwiający wprowadzenie numeru dla identyfikacji partii kontrolowanych towarów.


Procedura:

Należy wybrać parametr:  Numer partii”, po czym zostanie wyświetlone pole edycyjne < Numer partii> z klawiaturą alfanumeryczną, Należy wpisać żądaną wartość numeru partii i potwierdzić przyciskiem .

- Dla pozostałych ustawień, zasadę użytkownika zawiera punkt 10.8. „Dodatkowe parametry związane z ważeniem”.

26.3. Przeprowadzanie kontroli

Przed rozpoczęciem procesu należy wybrać towar do kontroli z bazy towarów, używając przycisku szybkiego dostępu < Towar>. Po wybraniu towaru można rozpocząć proces kontroli.


Aby rozpocząć proces należy nacisnąć przycisk  w dolnym pasku wyświetlacza. Program automatycznie wyświetli okno z klawiaturą, do wprowadzenia numeru partii kontrolowanego towaru, jeżeli została włączona opcja. Po wpisaniu numeru partii i zatwierdzeniu go, program przechodzi do kolejnych kroków procesu.

W trakcie przeprowadzania kontroli program na bieżąco analizuje wyniki pomiarów i wyświetla je w odpowiednich polach wyświetlacza informując użytkownika o wynikach kontroli.

Komunikaty wyświetlane podczas kontroli:

- Liczność partii 1 / 10** - Polecenie dotyczące przebiegu procesu i ilość wszystkich pomiarów dla danej partii
- Towar** - Nazwa kontrolowanego towaru



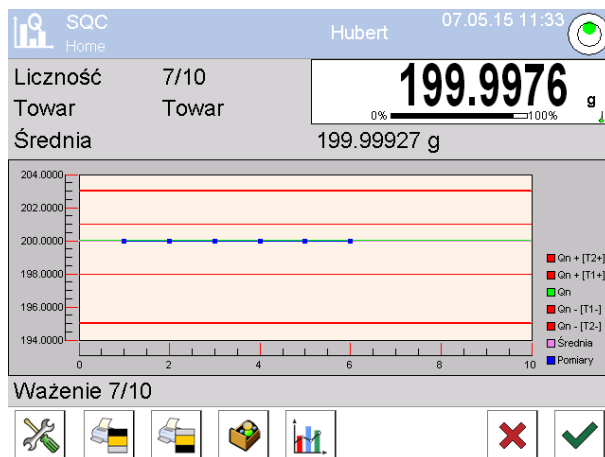

• Status kontroli

Status kontroli posiada odpowiednią interpretację graficzną (kolor tła), który informuje użytkownika o przekroczeniu granicznych wartości ilości błędów. Wartości i ilości błędów są wprowadzane przez użytkownika dla badanego towaru.

T1-	-1 g
Max: 2	n: 1

- Kolor żółty ostrzega, że wystąpienie kolejnego błędu **T1-** spowoduje, że wynik kontroli będzie negatywny.

T2-	-3 g
Max: 1	n: 1

- Kolor czerwony ostrzega, że wystąpił błąd **T2-** który spowodował, że wynik kontroli jest negatywny.

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowane podsumowanie (raport) procesu, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga:

Wzór i przykład raportu z kontroli opisany jest w pkt. 27.4 instrukcji.

26.1. Raport z kontroli towaru

Przykładowy wygląd raportu z przeprowadzonej kontroli SQC.

----- Nr raportu: W/16/07/15/07/45 -----

Typ wagi	AS 3Y
Zakres	220 g
Działka wagi	0.0001 g
ID wagi	442566
Data rozpoczęcia	16.07.15 07:41:55
Data zakończenia	16.07.15 07:45:25
Użytkownik	Kowalski
Towar	TEST 01
Numer partii	

Masa nominalna	50 g
Tara	0 g
Wartość błędu [T1-]	1 g
Wartość błędu [T2-]	3 g
Wartość błędu [T1+]	1.5 g
Wartość błędu [T2+]	4 g
Liczność partii	100
Liczba pomiarów	30
Liczba błędów [T1-]	0
Liczba błędów [T2-]	0
Liczba błędów [T1+]	0
Liczba błędów [T2+]	0
Min	50.0525 g
Max	50.3638 g
Średnia	50.291163 g
Suma	1508.7349 g
Odchylenie standardowe	0.133916 g
Metoda	SQC

Wynik *Pozytywny*

Pomiary

1. 50.0525 g
2. 50.0525 g
3. 50.0525 g
4. 50.0525 g
5. 50.0525 g
6. 50.0525 g
7. 50.0525 g

.
.

.

Podpis


.....

Wzór raportu:

Użytkownik wagi w podmenu <  **Wydruki/**  **Projekt wydruku raportu SQC** > ma możliwość edycji wzoru raportu z kontroli towaru. Zmienne, dla których została ustawiona wartość <Tak> będą drukowane.

27. KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Mod pracy < **KTP**> realizuje kontrolę towarów paczkowanych (jednostanowiskową lub sieciową), której podstawą jest baza danych zawierająca wykaz towarów oraz operatorów. Kontrola rozpoczęta z wagi zostaje automatycznie zakończona po skontrolowaniu odpowiedniej ilości paczek (próbka).

Wagi posiadają możliwość połączenia z programem komputerowym **E2R SYSTEM** tworząc system wielostanowiskowy (sieć). Każda waga jest niezależnym stanowiskiem wagowym a informacje o przebiegu kontroli przesyłane są na bieżąco do programu komputerowego. Program komputerowy umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym z każdej podłączonej wagi. System umożliwia rozpoczęcie kontroli z poziomu wagi lub z poziomu programu komputerowego.

Na podstawie zebranych danych można dokonać oceny jakości produkowanych wyrobów paczkowanych:

- na zgodność z wymaganiami Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 kwietnia 1997r. w sprawie wymagań dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych – poprzez losowe wybranie wyników pomiarów i przesłanie ich do procedury **kontroli towarów paczkowanych**, (DOTYCZY UNII EUROPEJSKIEJ)
- na zgodność z zakładowym systemem kontroli jakości (kontrola wewnętrzna).

Cykl kontroli przebiega według następującego schematu:


- wybór użytkownika,
- wybór towaru,
- rozpoczęcie kontroli,
- pobieranie ważeń,
- automatyczne zakończenie kontroli po zważeniu określonej ilości paczek,
- wydruk raportu z kontroli

Uwaga:

Nawiązanie połączenia wagi z < **E2R System**> jest opisane w punkcie instrukcji dotyczącym ustawień urządzeń - KOMPUTER.

27.1. Procedura uruchomienia modu pracy

Procedura:

- Będąc w głównym oknie programu naciśnij ikonę  umieszczoną w górnej belce okna, po czym zostanie otworzone podmenu <**Mody pracy**> zawierające listę modów pracy do wyboru,

- Wybierz mod <e KTP>, po czym zostanie wyświetlony ekran początkowy modu pracy:
- Jednocześnie w pasku komunikatów zostanie wyświetlony komunikat <Rozpocznij kontrolę> oraz zostanie wyświetlony przycisk w dolnym pasku okna:


 Start kontroli




27.2. Okno ustawień kontroli




Uwaga:

Przed wejściem w okno ustawień kontroli należy dokonać procedury logowania zgodnie z opisem w instrukcji (LOGOWANIE).

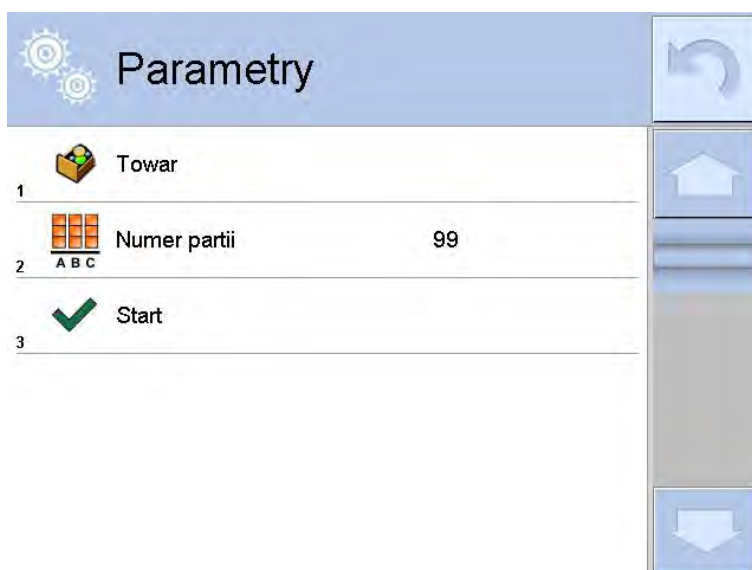Po naciśnięciu przycisku  w oknie początkowym modu pracy <e KTP>, zostanie otworzone okno ustawień kontroli:






Przy czym:

-  Wybór towaru z bazy danych
-  Numer partii
-  Rozpoczęcie kontroli

27.3. Ustawienia lokalne modu pracy KTP

Ustawienia lokalne dla modu pracy < **KTP**> są dostępne po kliknięciu w szare pole informacji w oknie głównym modu kontroli towarów paczkowanych:




	Wyznaczanie średniej tary	Włączenie lub wyłączenie opcji wyznaczenia wartości średniej tary przed rozpoczęciem kontroli.
	Tryb wydruku / zatwierdzenia	Opis szczegółowy w punkcie instrukcji < DODATKOWE PARAMETRY ZWIĄZANE Z WAŻENIEM >
	Wydruk	

27.4. Edycja towaru dla kontroli

Edycji towaru dokonujemy w podmenu „ /  **Bazy Danych**”.

Uwaga:

W przypadku współpracy z programem komputerowym < **E2R System**> edycja baz danych w wadze jest zablokowana. Edycja oraz eksport towarów do wag odbywa się za pomocą programu komputerowego.

Procedura:

- Wejść w podmenu „ /  **Bazy Danych**”,
- Wejść w bazę < **Towary**> i naciśnij na żadaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli:

Ikona	Nazwa danych	Opis
	Nazwa	Nazwa towaru
	Kod	Kod towaru
	Kod EAN	Kod EAN towaru
	Masa	Masa nominalna towaru
	Tara	Wartość tary towaru (ustawiana automatycznie przy wyborze towaru z bazy)
	Tryb KTP	Rodzaj kontroli: Nieniszcząca Średnia Tara, Nieniszcząca Puste-Pelne, Niszcząca Pelne -Puste, Niszcząca Puste-Pelne
	Szarża	Seria pomiarowa dla kontroli: Nieniszcząca Puste-Pelne, Niszcząca Pelne-Puste, Niszcząca Puste-Pelne
	Jednostka	Jednostka miary towaru: [g] lub [ml]
	Liczność partii	Deklaracja liczności kontrolowanej partii
	Interwał wyznaczania średniej tary	Przedział czasowy w [h] określający, jak często należy wyznaczać średnią tarę dla danego towaru.
	Ilość opakowań	Deklaracja ilości sztuk opakowań podlegających procesowi wyznaczania średniej tary (dla kontroli „nieniszczącej ze średnią tarą”)
	Kontrola wewnętrzna	Podmenu definiowania kryteriów wewnętrznych dla kontroli (patrz poniższa tabela)
	Gęstość	Gęstość towaru (zakres wpisywanych wartości musi zawierać się od 0,1g/cm ³ do 5g/cm ³)

Poza wyżej wymienionymi opcjami, są jeszcze inne opcje dostępne dla towaru, które mogą być wykorzystywane w innych modach pracy wagi (np. DOWAŻANIE – PROGI, itp.)

• Wykaz danych dla kryteriów wewnętrznych

Kontrola wewnętrzna	Włączenie <TAK> / wyłączenie <NIE>kryteriów kontroli wewnętrznej
Liczność próbki	Wartość liczności próbki dla towaru
Wartość błędu [- T]	Wartość błędu ujemnego granicznego -T , wpisana w jednostkach masy ustalonych dla towaru. Pomiary poniżej wartości Qn-T będą uznawane za wadliwe.
Wartość błędu [+ T]	Wartość błędu dodatniego granicznego +T wpisywana w jednostkach masy ustalonych dla towaru. Pomiary powyżej wartości Qn+T będą uznawane za wadliwe.
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn - 2T]	Ilość występowania błędów ujemnych -2T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn + 2T]	Ilość występowania błędów dodatnich +2T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn - T]	Ilość występowania błędów ujemnych -T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn + T]	Ilość występowania błędów dodatnich +T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę
Granica średniej	Tryb wyliczania wartości granicy średniej (stała lub automatyczna)
Granica średniej [-]	Wartość granicy średniej (ujemnej) dla badanej próbki (dotyczy wartości granicy średniej jako „stała”)
Granica średniej [+]	Wartość granicy średniej (dodatniej) dla badanej próbki (dotyczy wartości granicy średniej jako „stała”)
Wartość współczynnika [-Wk]	Mnożnik odchylenia standardowego dla wartości granicy średniej (ujemnej) wyznaczonej w trybie automatycznym
Wartość współczynnika [+Wk]	Mnożnik odchylenia standardowego dla wartości granicy średniej (dodatniej) wyznaczonej w trybie automatycznym

27.5. Procedura rozpoczęcia kontroli

Aby rozpocząć kontrolę:

- Powinien być zalogowany operator o uprawnieniach do przeprowadzania kontroli.

Uwaga:

Procedura logowania i określania uprawnień dla użytkowników urządzenia opisana jest w punkcie instrukcji, dotyczącym logowania.

- Wybierz odpowiedni towar z poprawnie wprowadzonymi danymi odnośnie kontroli,

Parametry	
1	Towar
2	Numer partii 123
3	Start


- Wprowadź do pamięci wagi ogólne parametry modu pracy,

Parametry	
1	Towar 1
2	Numer partii 123
3	Liczność partii 350
4	Wyznaczanie średniej tary Tak
5	Ilość opakowań 10
6	Start

Numer partii – dla identyfikacji partii kontrolowanych towarów.

Liczność partii – wg tej liczby program przyjmie odpowiednią wielkość próbek do kontroli.

Opcję wyznaczania średniej tary, oraz ilości opakowań do jej wyznaczenia, nie mniejszej jednak niż 10.


- Usunąć obciążenie z szalki wagi,
- Naciśnij pole START  znajdujące się w dolnej części okna ustawień. Program przejdzie do wyświetlania głównego okna dla kontroli towaru, w którym będą wprowadzone dane.

Uwaga:

Jeżeli użytkownik przed rozpoczęciem kontroli:



- *Nie usunięcie obciążenia z szalki wagi lub nie zostaną spełnione pozostałe warunki zerowania (np. niestabilny wynik ważenia), waga wyświetli komunikat: <-Err 2>, w takim przypadku należy usunąć obciążenie z szalki i poczekać aż zostaną spełnione warunki do wyzerowania wagi,*
- *Nie dokona procedury logowania lub zalogowany operator nie ma uprawnień do przeprowadzenia kontroli, waga wyświetli komunikat: <Brak uprawnień>,*
- *Nie wybierze towaru z bazy danych, waga wyświetli komunikat: <Nie wybrano towaru>,*

27.6. Procedura przerwania kontroli

Po rozpoczęciu kontroli użytkownik ma możliwość jej przerwania w dowolnym momencie naciskając ekranowy przycisk funkcyjny  (stop kontroli) znajdujący się w dolnej części okna procesu.

Po naciśnięciu przycisku  (stop kontroli) zostanie wyświetlony komunikat:



Naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do trwającej kontroli. Naciśnięcie przycisku  spowoduje zakończenie kontroli i powrót do okna ustawień modułu pracy **KTP**.

Jednocześnie w bazie danych < **Kontrole**> zostanie zapisany raport z kontroli ze statusem <**Przerwana**>.


27.7. Procedura przywracania przerwanej kontroli w chwili zaniku zasilania wagi


Program na bieżąco zapisuje wyniki kontroli, co zabezpiecza użytkownika przed utratą danych (podczas trwania kontroli) w chwili zaniku zasilania wagi. Jeżeli podczas trwania kontroli zostanie wyłączone zasilanie wagi, to program umożliwia dokończenie przerwanej kontroli po ponownym włączeniu zasilania wagi.


UWAGA:

Należy pamiętać, aby przed ponownym włączeniem wagi, bezwzględnie zdjąć ładunek z szalki. Uruchomienie wagi powinno być zawsze dokonywane przy pustej szalce.

Podczas procedury uruchamiania wagi, program sprawdza, czy nie ma w pamięci rozpoczętej kontroli. Jeżeli jest na zakończenie procedury uruchomieniowej, zostanie wyświetlone okno z pytaniem czy program ma przejść do rozpoczętej kontroli.

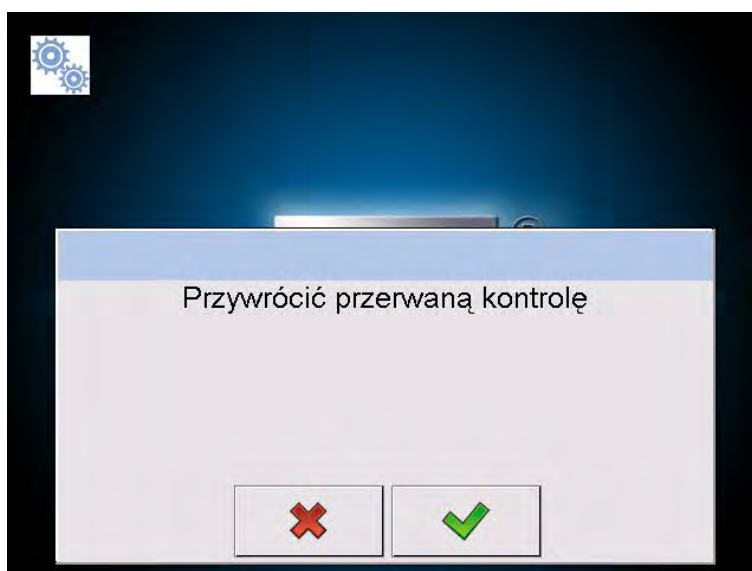

Naciśnięcie przycisku  spowoduje zakończenie kontroli, która została przerwana i wejście do ważenia.

Naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do przerwanej kontroli, do miejsca, w którym została ona przerwana.

27.8. Przeprowadzanie kontroli nieniszczącej w trybie ze średnią tara

Użytkownik ma możliwość przed rozpoczęciem kontroli przeprowadzania procesu wyznaczania średniej tary poprzez ważenie opakowań. Taka możliwość istnieje po uaktywnieniu funkcji **<Wyznaczanie Średniej Tary>** w oknie ustawień modu pracy **KTP** (po naciśnięciu szarego pola wyświetlacza głównego w parametrach **<USTAWIENIA>**).

Podczas kontrolowania tary jest wyświetlane następujące okno:



Przy czym:

Towar

0,25T

\bar{x}_{op}

S

T₁

2T₁

Net

-T-

↓

Postaw puste

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓


↓


- Nazwa towaru
- Wartość warunku **0,25T** w [g]
- Średnia masa opakowania w [g]
- Odchylenie standardowe
- Charakterystyka błędów ujemnych **T1** w próbce
- Charakterystyka błędów ujemnych **2T1** w próbce
- Masa netto kontrolowanego opakowania
- Tara opakowania
- Status kontroli opakowania
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu z ilością wszystkich opakowań do zważenia
Zmiana obszaru roboczego na wykres.
- Wykres dotyczy tylko kontroli masy i podczas wyznaczania średniej wartości tary nie będzie podglądu rozkładu masy opakowania.
- Przycisk pozwalający wyświetlić informacje o kontroli
- Przerwanie procesu


Uwaga:

Aby towar mógł być kontrolowany w trybie kontroli „nieniszczącej ze średnią tarą”, zgodnie z ustawą odchylenie standardowe „S” masy opakowania wyznaczone z co najmniej **10** pomiarów, nie może być większe niż **0.25** maksymalnego dopuszczalnego błędu ujemnego **T**, dla nominalnej masy paczki.


Gdy użytkownik dokona ostatniego pomiaru masy opakowania program wyświetli podsumowanie a raport z przeprowadzonego procesu zostanie automatycznie zapisany w bazie danych wagi:

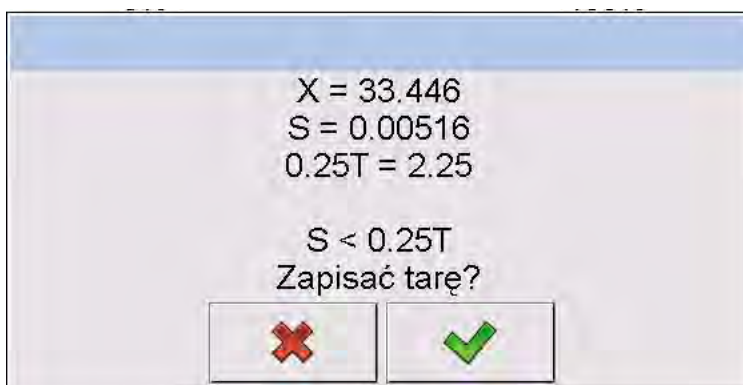

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do kontroli bez zapisania nowo wyznaczonej średniej masy opakowania w danych towaru.

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do kontroli jednocześnie zapisując nowo wyznaczoną średnią masę opakowania w danych towaru.

W trakcie przeprowadzania kontroli program na bieżąco analizuje wyniki pomiarów i wyświetla je w odpowiednich polach wyświetlacza informując użytkownika o wynikach kontroli:

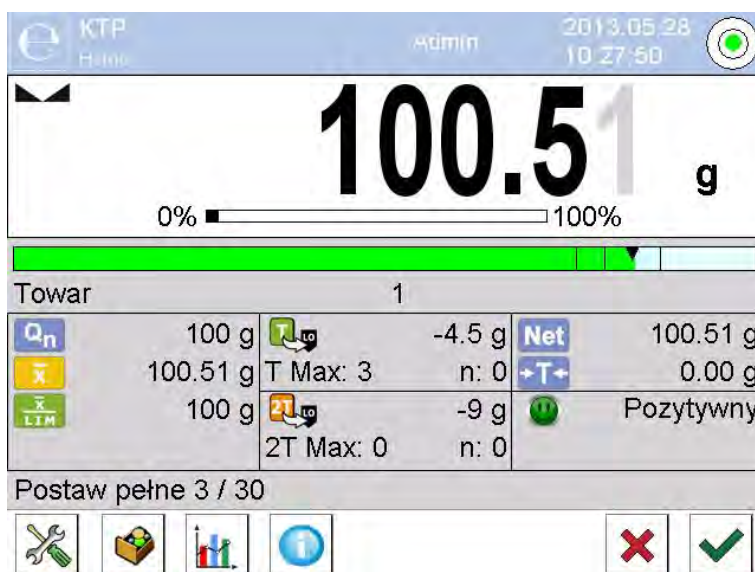

Przy czym:

Bargraf


- Informacja graficzna o masie netto produktu:
kolor zielony paska – masa zawarta w zakresie tolerancji: $[-T]$, a $[+T]$ masy netto.
kolor żółty paska – masa zawarta w zakresie tolerancji: $[-T]$, a $[-2T]$ masy netto.
kolor czerwony paska – masa poniżej masy $[\text{NETTO} - 2T]$.


Towar

Q_n

\bar{x}

\bar{x}
LIM

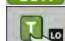 -9g
T Max:3 n:0

 -18g
2T Max:0 n:0

- Nazwa kontrolowanego towaru
- Wartość nominalna kontrolowanego towaru
- Średnia masa kontrolowanego towaru
- Wartość średniej dyskwalifikującej
- Charakterystyka błędów ujemnych **T** w próbce:
-9g - wartość błędu ujemnego **T**,
T Max - dopuszczalna liczba błędów ujemnych **T**,
n - rzeczywista liczba błędów ujemnych **T**
- Charakterystyka błędów ujemnych **2T** w próbce:
-18g - wartość błędu ujemnego **2T**,
2T Max - dopuszczalna liczba błędów ujemnych **2T**,
n - rzeczywista liczba błędów ujemnych **2T**

Net

→T←



Postaw pełne



- Masa netto kontrolowanego towaru
- Tara opakowania
- Status kontroli: pozytywny, negatywny
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu z ilością wszystkich pomiarów dla danej partii
- Zmiana obszaru roboczego: dane liczbowe / wykres
- Przycisk wyświetlania informacji o kontroli, lub wyników pomiarów dla przeprowadzanej kontroli
- Zakończenie kontroli

• Status kontroli

Status kontroli posiada odpowiednia interpretację graficzną:




- pozytywny,




- negatywny (dopuszcza się kontrolę próbki 2)





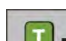

- negatywny

W przypadku statusu  odpowiednie pole obszaru roboczego zmienia wypełnienie na kolor żółty:

 -9g
T Max:3 n:2


- Kolor żółty ostrzega, że wystąpienie kolejnego błędu **T** spowoduje, że wynik kontroli będzie negatywny.


W przypadku statusu  odpowiednie pole obszaru roboczego zmienia wypełnienie na kolor czerwony:

	200,00 g
	199,15 g
	200,21 g

- Średnia masa kontrolowanego towaru poniżej wartości średniej dyskwalifikującej


• Zmiana obszaru roboczego

Po naciśnięciu przycisku  zostanie wyświetlony obszar roboczy w postaci wykresu z wynikami pomiarów:

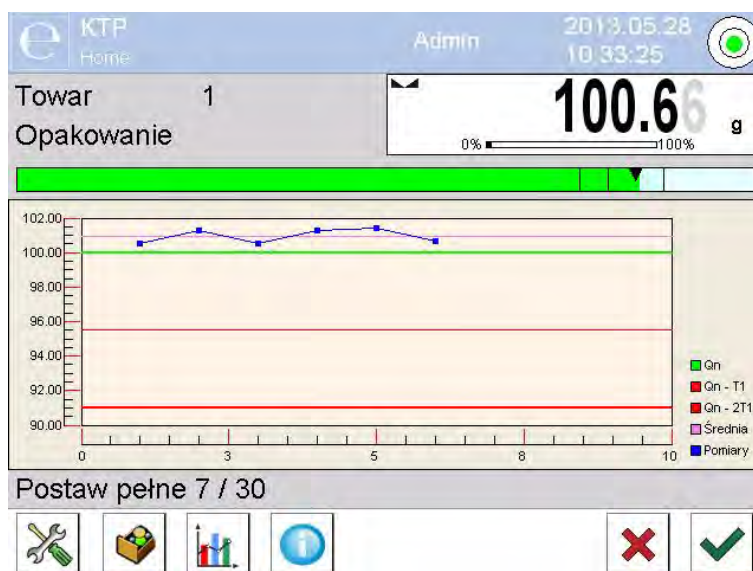

Aby wyłączyć wykres ponownie naciśnij przycisk .

• Informacje o kontroli







Po kliknięciu przycisku  zostanie wyświetlone okno z informacjami dotyczącymi ustawień dla kontroli:




Jeżeli kontrola trwa to okno będzie miało następujący wygląd:



Z tego poziomu po kliknięciu w przycisk , zostanie wyświetlone okno z pomiarami jakie zostały dokonane dla tej kontroli:


Pomiary		
1	 2013.05.28 10:15:13	100.51 g
2	 2013.05.28 10:15:15	100.51 g
3	 2013.05.28 10:15:15	100.51 g
4	 2013.05.28 10:15:16	100.51 g
5	 2013.05.28 10:15:17	100.52 g
6	 2013.05.28 10:15:18	100.52 g

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowane podsumowanie procesu a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi:

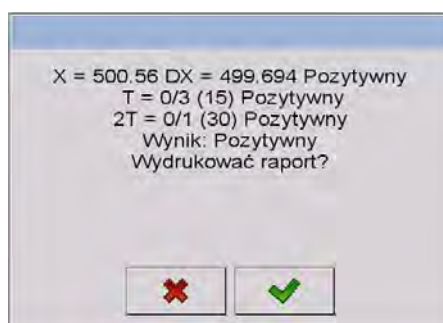



Naciśnięcie przycisku spowoduje wydrukowanie raportu na podłączonej do wagi drukarce. Natomiast naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do okna ustawień modu pracy <eKTP> bez wydrukowania raportu.

Uwaga:

W przypadku współpracy z programem komputerowym < **E2R System**> komunikat podsumowania procesu nie będzie zawierał pytania o wydruk raportu. Wszystkie dane są automatycznie przesyłane do programu komputerowego z możliwością wydruku raportu z poziomu komputera.

Jeżeli w trakcie kontroli wystąpi taka ilość błędów ujemnych **T**, dla której zgodnie z ustawą należy skontrolować drugą próbkę z partii to po zakończeniu pomiaru próbki 1, program poda komunikat o konieczności pobrania drugiej próbki z partii i poddania jej kontroli:

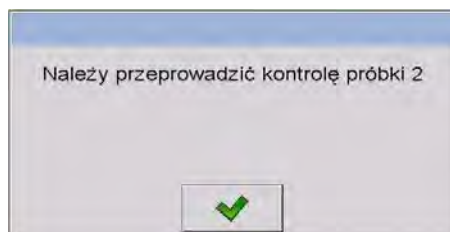


Należy zatwierdzić komunikat przyciskiem  po czym zmienią się opisy w oknie kontroli oraz dopuszczalne ilości błędów. Po zakończeniu sprawdzania drugiej próbki program wygeneruje podsumowanie z kontroli i będzie można wydrukować raport na podłączonej do wagi drukarce.

Uwaga:

Wzór i przykład raportu z wyznaczania średniej tary oraz z kontroli towaru opisany jest w dalszej części instrukcji.

27.9. Przeprowadzanie kontroli nieniszczącej w trybie puste-pełne

Dla trybu kontroli „**Nieniszcząca Puste-Pelne**” użytkownik w danych dla towaru ustawia „**szarżę**” pomiarową. Program zgodnie z ustawioną „**szarżą**” podaje komunikat, aby w pierwszej kolejności ważyć opakowania puste, następnie te same opakowania po ich napełnieniu, z zachowaniem kolejności ważenia:

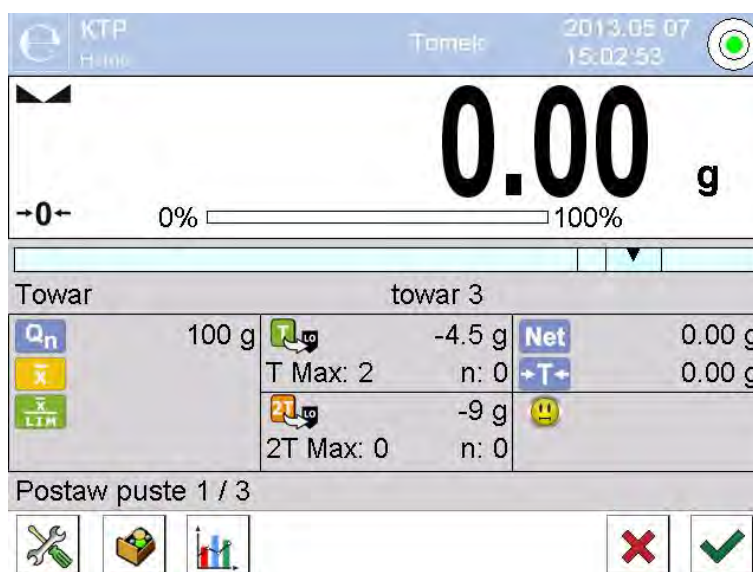

Przy czym:

Towar
Kod



- Nazwa kontrolowanego towaru
- Kod kontrolowanego towaru
- Wartość nominalna kontrolowanego towaru
- Średnia masa kontrolowanego towaru
- Wartość średniej dyskwalifikującej



- Charakterystyka błędów ujemnych **T** w próbce
- Charakterystyka błędów ujemnych **2T** w próbce
- Masa netto kontrolowanego towaru
- Tara opakowania
- Status kontroli
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu Wartość szarży pomiarowej
- Zmiana obszaru roboczego: dane liczbowe / wykres
- Zakończenie kontroli

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowany raport, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga:

Wzór i przykład raportu z kontroli opisany w dalszej części instrukcji.

27.10. Przeprowadzanie kontroli niszczącej w trybie puste-pełne, pełne-puste

Dla kontroli ustawowej „niszczącej” niezależnie od wielkości serii produktu powyżej 100 szt., wielkość próbki przyjmowana przez program do kontroli wynosi 20 szt. Pozostałe warunki oceniające wyniki kontroli są przyjmowane zgodnie z ustawą.

Po wybraniu z listy towaru z ustawionymi opcjami do kontroli niszczącej z określoną „szarżą” pomiarową i rozpoczęciu kontroli program będzie wyświetlał komunikaty ułatwiające przeprowadzanie kontroli (analogicznie jak w przypadku kontroli opisanych powyżej).

W zależności od ustawionego trybu podawana jest kolejność ważenia produktów: „puste-pełne” lub „pełne-puste”.

Uwaga:

Należy pamiętać o zachowaniu kolejności ważenia dla towarów wraz z opakowaniami oraz pustych opakowań. Podyktowane jest to tym, aby program poprawnie dokonywał obliczenia masy towaru znajdującego w konkretnym opakowaniu.


Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowane podsumowanie procesu, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga:


Wzór i przykład raportu z kontroli opisany dalszej części instrukcji.

27.11. Przeprowadzanie kontroli według kryteriów wewnętrznych

Wybierz odpowiedni towar z poprawnie wprowadzonymi danymi odnośnie kontroli według kryteriów wewnętrznych (patrz poprzednie punkty instrukcji).

Po wprowadzeniu do pamięci wagi ogólnych parametrów modu pracy (zgodnie opisem w instrukcji), rozpocznij kontrolę przyciskiem  (start kontroli) znajdującym się w dolnej części okna ustawień.

W trakcie przeprowadzania kontroli program na bieżąco analizuje wyniki pomiarów i wyświetla je w odpowiednich polach wyświetlacza informując użytkownika o wynikach kontroli:

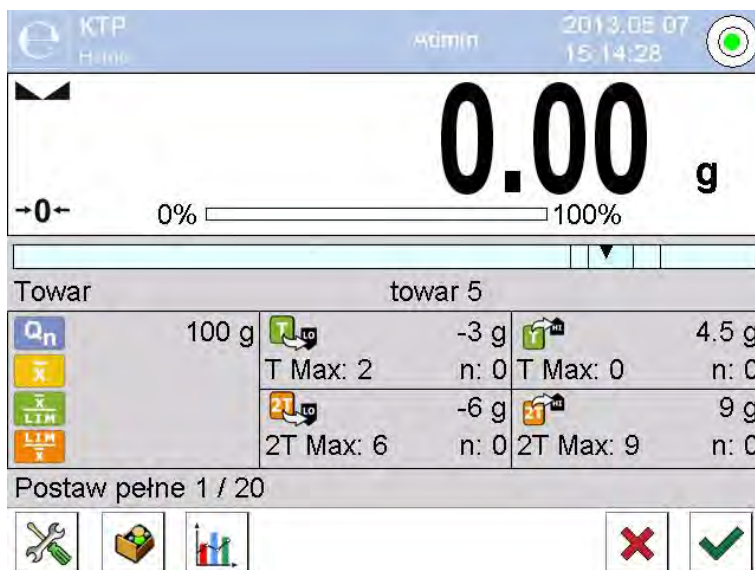

Przy czym:

Towar

Kod
















































- Nazwa kontrolowanego towaru
- Kod kontrolowanego towaru
- Wartość nominalna kontrolowanego towaru
- Średnia masa kontrolowanego towaru
- Wartość średniej dyskwalifikującej ujemnej
- Wartość średniej dyskwalifikującej dodatniej
- Charakterystyka błędów ujemnych **T** w próbce (zgodnie z pkt. 30.6 instrukcji)
- Charakterystyka błędów ujemnych **2T** w próbce (zgodnie z pkt. 30.6 instrukcji)
- Charakterystyka błędów dodatnich **T** w próbce: **4,5g** - wartość błędu dodatniego **T**, **T Max** - dopuszczalna liczba błędów dodatnich **T**, **n** - rzeczywista liczba błędów dodatnich **T**

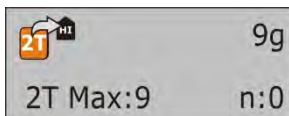

- Charakterystyka błędów dodatnich **2T** w próbce:
9g - wartość błędu dodatniego **2T**,
2T Max - dopuszczalna liczba błędów dodatnich **2T**,
n - rzeczywista liczba błędów dodatnich **2T**
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu

Postaw pełne
1/30



- Zmiana obszaru roboczego: dane liczbowe / wykres
- Zakończenie kontroli

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowany raport, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga:

Wzór i przykład raportu z kontroli opisany jest poniżej.

27.12. Raport z wyznaczania wartości średniej tary

Przykład raportu:

Raport średnia tara: U/07/05/13/13/37/T

Typ wagi	PS 3Y
Zakres	2500 g
Działka wagi	0.01 g
ID wagi	303
Data	2013.05.07 13:37:30
Towar	towar 1
Tara	33.447 g
0.25 T1	2.25 g
Liczba pomiarów	10
Odchylenie standardowe	0.00483 g
Metoda	Ustawowa

Wynik Pozytywny



Pomiary

1. 33.44 g
2. 33.44 g
3. 33.44 g
4. 33.45 g
5. 33.45 g
6. 33.45 g
7. 33.45 g
8. 33.45 g
9. 33.45 g
10. 33.45 g

Podpis

.....

Wzór raportu:

Użytkownik wagi w podmenu <  **Wydruki/**  **Projekt wydruku raportu średniej tary** > ma możliwość edycji wzoru raportu z kontroli towaru. Zmienne, dla których została ustawiona wartość <Tak> będą drukowane.

27.13. Raport z kontroli towaru

Przykład raportu:

----- Raport KTP: U/06/05/13/14/17 -----

Typ wagi	PS 3Y
Zakres	2500 g
Działka wagi	0.001 g
ID wagi	303
Data rozpoczęcia	2013.05.06 14:15:49
Data zakończenia	2013.05.06 14:17:04
Użytkownik	
Towar	towar 2
Numer partii	99
Masa nominalna	100 g
Tara	0 g
Wartość błędu T1	4.5 g
Wartość błędu 2T1	9 g
Wartość błędu +T1	g
Wartość błędu +2T1	g
Liczność partii	500
Liczba pomiarów	30
Liczba błędów T1	0
Liczba błędów 2T1	0
Min	98.579 g
Max	100.02 g
Średnia	99.72983 g
Suma	2991.895 g
Granica średniej	99.70685 g
Granica średniej [+]	g
Odchylenie standardowe	0.582804 g
Tryb KTP	Nieniszcząca średnia tara

Wynik Pozytywny

Pomiary

1. 100.008 g
2. 98.579 g
3. 98.582 g
4. 98.583 g
5. 98.584 g
6. 98.584 g
7. 98.591 g
8. 100.018 g
9. 100.019 g
10. 100.020 g
11. 100.019 g
12. 100.019 g

13. 100.018 g
14. 100.018 g
15. 100.017 g
16. 100.016 g
17. 100.016 g
18. 100.016 g
19. 100.016 g
20. 100.016 g
21. 100.015 g
22. 100.016 g
23. 100.017 g
24. 100.019 g
25. 100.019 g
26. 100.020 g
27. 100.013 g
28. 100.013 g
29. 100.012 g
30. 100.012 g

Podpis


.....

Wzór raportu:

Użytkownik wagi w podmenu <  **Wydruki** /  **Projekt wydruku raportu KTP** > ma możliwość edycji wzoru raportu z kontroli towaru. Zmienne, dla których została ustawiona wartość <Tak> będą drukowane.



28. KONTROLA MASY


(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

<  **Kontrola masy** > jest modem pracy pozwalającym na kontrolowanie masy towarów odmierzanych (dozowanych) automatycznie na szalkę wagi za pomocą podajnika automatycznego PA-02 podłączonego do wagi. Mod pozwala na automatyczne sprawdzenie całej partii towaru po zadeklarowaniu jej liczności.

28.1. Procedura uruchomienia modu pracy


Procedura:







- Wybierz mod <  **Kontrola masy** >, program automatycznie powróci do okna głównego wyświetlając w górnej belce okna ikonę ,
- Automatycznie zostanie wyświetlony na dole jeden przycisk ekranowy:

 Rozpocznij proces kontroli masy

28.2. Ustawienia globalne dla kontroli masy

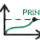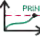

Wejście w ustawienia modu pracy odbywa się poprzez dotknięcie szarego


obszaru na wyświetlaczu wagi i wybranie grupy o nazwie "Ustawienia" <  >, gdzie mamy do dyspozycji następujące ustawienia:




	Pytaj o numer partii	Funkcja wymusza zapytanie o numer partii przed rozpoczęciem procesu kontroli masy
	Liczność Partii	Określa licznosc partii, czyli ile sztuk towaru podlega kontroli masy.
	Próg dolny	Wartość, po przekroczeniu której waga akceptuje pomiar
	Próg górny	Wartość, po przekroczeniu której waga pomija pomiar w podsumowaniu np. gdy spadnie 2 tabletki jednocześnie
	Drukuj raport	Parametr pozwalający na wyłączenie/włączenie automatycznego wydruku raportu po zakończeniu procesu
	Wydruk	Parametr umożliwiający wybranie czy ma być po zakończeniu drukowany wydruk standardowy czy też niestandardowy

28.3. Przebieg procesu kontroli masy

Przed rozpoczęciem procesu należy wykonać następujące kroki:

- Ustawić licznosc partii dla realizowanych kontroli masy – dotknij szarego obszaru na wyświetlaczu wagi i wybierz grupę <  **Ustawienia** >, a następnie <  **Liczność Partii** > gdzie wpisz ilość sztuk kontrolowanych

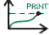w ramach realizowanego procesu kontroli automatycznej. Wpisana wartość zatwierdź wciskając przycisk .

- Ustawić <  **Próg dolny** > poniżej wartości masy najmniejszego kontrolowanego detalu. Należy tak dobrać wartość progu aby zabezpieczyć się przed zapisem masy w końcowym raporcie, która jest wynikiem pomiaru gdy np. zostanie podany detal o masie mniejszej od masy najmniejszego detalu w badanej serii (połówka tabletki).
- Ustawić <  **Próg górny** >. Należy tak dobrać wartość progu aby zabezpieczyć się przed zapisem masy w końcowym raporcie, która jest wynikiem pomiaru gdy np. zostanie podane dwa kontrolowane detale jednocześnie. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, wtedy program wagi pomija dany pomiar i kontynuuje proces kontroli masy.
- Ustawić dla kontrolowanego towaru parametr <  **Moc dozowania** > określaną w procentach [%] w zakresie od 0% do 100%, oraz masę nominalną (Masa) i progi błędów: na minus - <T1-> (Min) i na plus - <T1+> (Max). Błędy są ustawiane w procentach masy nominalnej. Moc dozowania oraz masy i błędy są parametrami określanymi **dla każdego towaru osobno**.
Błędy <T2-> i <T2+>, nie są definiowane przez użytkownika, program przyjmuje ich wartości jako podwojona wartość błędów <T1-> i <T1+>.



Aby ustawić je ustawić należy:

z poziomu okna głównego modu <**Kontrola masy**> wciskając przycisk **SETUP**,

następnie wybrać opcję <  **Bazy Danych** > ,

następnie kartotekę <  **Towary** > ,

a następnie wybrać towar, dla którego mają być ustawione wartości po ich ustawieniu wrócić do menu głównego

- Wybrać kontrolowany towar z bazy towarów <  > .
- Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustawień wybierz  aby rozpocząć proces automatycznej kontroli masy.
- Rozpoczyna się proces automatycznej kontroli, waga jest tarowana a podajnik automatyczny rozpoczyna podawanie pierwszego elementu na szalkę wagi.
- Po podaniu pierwszej sztuki na szalkę wagi podajnik zatrzymuje podawanie, następuje ważenie detalu przez wagę – pomiar pierwszy stabilny.
- Po zapisaniu ważenia, wskazanie wagi jest zerowane i zostaje ponownie uruchomione podawanie elementów na szalkę wagi – podana zostaje kolejna sztuka i jest realizowany proces ważenia identycznie jak w przypadku pierwszej sztuki.
- Cykl powtarzany jest do momentu sprawdzenia (wykonania ważeń) wszystkich zadeklarowanych sztuk w procesie <Liczność partii> .
- Podczas procesu kontroli na wyświetlaczu wyświetlane są na bieżąco standardowe informacje o procesie:
 - Liczność wzorca;

- Towar;
 - Średnia;
 - Odchylenie standardowe;
 - Liczba błędów T1-;
 - Liczba błędów T1+.
- Po zakończeniu pomiarów dla danej partii, automatycznie drukowany jest raport na podłączonej do wagi drukarce, oraz jest zapisywany w bazie danych wagi.

UWAGA:

Każdy proces kontroli może zostać przerwany w dowolnym momencie przez użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku **X. Proces zostanie zatrzymany a kontrola anulowana (nie zostanie wygenerowany raport a takiej kontroli).**

28.4. Wydruki

Opcja wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych wydruków dla wydruku standardowego jak również wydruku niestandardowego.

▪ **Wydruk standardowy**

Składa się z czterech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcje TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE jeżeli na wydruku ma nie występować.




Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenie i stopki podane są w pkt. 15.5, poniżej pokazano ustawienia dla raportu kontroli masy. Użytkownik może zaprojektować zawartości raportu.

UWAGA:

*Zawartość danych dla każdego z **pomiarów** w raporcie, należy ustawić w opcji <Projekt wydruku ważenia>. Za każdym razem podczas drukowania raportu, w miejscu gdzie znajdują się pomiary, będą drukowane te dane które mają wybraną opcję <TAK> w <Projekcie wydruku ważenia>.*


Zawartość poszczególnych raportów:

- Mod pracy
- Data
- Czas
- Typ wagi

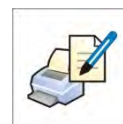








- ID wagi
- Nr raportu
- Użytkownik
- Towar
- Data rozpoczęcia
- Data zakończenia
- Numer partii
- Liczność wzorca
- Masa nominalna
- Próg T2-
- Próg T1-
- Próg T1+
- Próg T2+
- Pomiar
- Liczba błędów T2-
- Liczba błędów T1-
- Liczba błędów T1+
- Liczba błędów T2+
- Średnia
- Średnia [%]
- Odchylenie standardowe
- Odchylenie standardowe [%]
- Pusta linia
- Kreski
- Podpis
- Wydruk niestandardowy

28.5. Raport ze zrealizowanych procesów kontroli

Po wykonaniu każdego procesu recepturowania jest generowany raport z procesu. Jest on zapisywany w bazie danych <  **Kontrola masy**>. Nazwa pliku raportu ma postać daty i godziny wykonania procesu.

29. BAZY DANYCH

Oprogramowanie wagowe posiada następujące bazy danych <  >:


 TOWARY	 WAŻENIA	 KLIENCI
 RECEPTURY	 RAPORTY RECEPTUR	 RAPORTY GĘSTOŚCI
 KONTROLE	 ŚREDNIE TARY	 PIPETY
 RAPORTY KALIBRACJI PIPET	 SERIE	 RAPORTY SQC
 MINIMALNE NAWAŻKI	 KONTROLE MASY	 WARUNKI ŚRODOWISKOWE
 OPAKOWANIA	 MAGAZYNY	 WYDRUKI
 ZMIENNE UNIWERSALNE	 ZARZĄDZAJ BAZAMI DANYCH	

29.1. Operacje możliwe do wykonania w bazach danych

Operacje na bazach danych są możliwe tylko dla uprawnionego użytkownika.

Aby edytować Bazy należy:

- Nacisnąć i przytrzymać pole z ikoną danej bazy
- Wyświetlacz pokaże menu związane z tym elementem
- Wybrać jedną z dostępnych opcji (dostępne opcje są zależne od typu wybranej bazy)

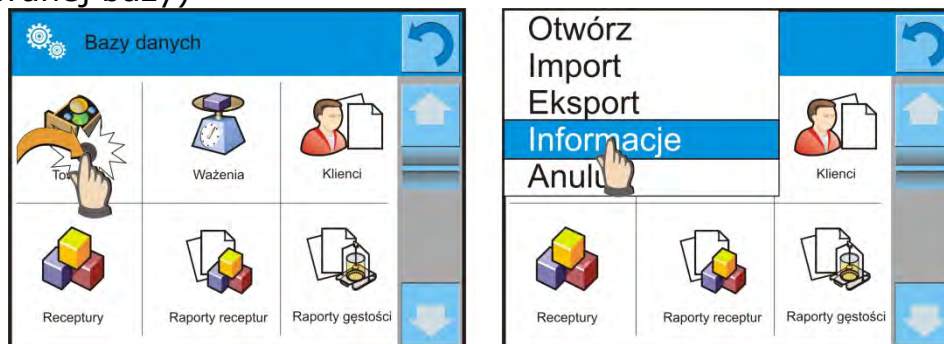

Znaczenie opcji:







- OTWÓRZ – opcja pozwalająca wejść w wybraną bazę danych (tak samo działa jak pojedyncze kliknięcie w pole wybranej bazy)
- IMPORT – opcja pozwalająca na import danych z pamięci zewnętrznej typu PenDrive. Przed wybraniem opcji należy podpiąć pamięć do dowolnego portu USB. Jeżeli program wykryje pamięć zostanie otwarte okno z zapisanymi plikami. Należy wskazać plik z danymi, które chcemy importować. Wybór pliku automatycznie rozpoczyna proces kopiowania. Po zakończeniu kopiowania zostanie otwarte okno z komunikatem <Zakończono>. Należy zatwierdzić proces.
- EKSPORT - opcja pozwalająca na eksport danych zapisanych w danej bazie do pamięci zewnętrznej typu PenDrive. Przed wybraniem opcji należy podpiąć pamięć do dowolnego portu USB. Jeżeli program wykryje pamięć, program automatycznie rozpoczyna proces kopiowania. Po zakończeniu kopiowania zostanie otwarte okno z komunikatem <Zakończono> i nazwą pliku w którym zostały zapisane dane z bazy. Należy zatwierdzić proces.
- INFORMACJE – opcja pozwalająca na wyświetlenie danych o zawartości bazy (patrz obrazek poniżej).



Kliknięcie w przycisk potwierdzenia powoduje powrót do poprzedniego okna

- ANULUJ – powoduje powrót do poprzedniego okna.

Po wejściu w wybrana bazę możliwe są do wykonania poniższe operacje (zależnie od typu bazy):


1. dodawanie pozycji do bazy danych <  >
2. wyszukiwanie elementu w bazie według nazwy <  >
3. wyszukiwanie elementu w bazie danych według kodu <  >
4. wyszukiwanie elementu w bazie danych uwzględniając datę <  >
5. eksport danych z bazy do pamięci masowej USB <  >
6. drukowanie informacji dotyczącej rekordu w bazie danych <  >

Powyższe działania są inicjowane poprzez przyciski zlokalizowane w prawym górnym rogu wyświetlacza. Należy postępować zgodnie z komunikatami pokazywanymi na wyświetlaczu.

29.2. Towary

Baza towarów zawiera nazwy wszystkich elementów, które mogą być ważone, liczone, kontrolowane.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole < Towary >
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma być dodany nowy towar
- jeżeli towar już istnieje nacisnąć pole z nazwą towaru

Wykaz informacji definiowanych dla towaru:

1. Nazwa
2. Opis
3. Kod [Kod towaru]
4. Kod EAN [Kod EAN towaru]
5. Masa [masa nominalna/jednostkowa towaru]
6. Moc dozowania [Opcja tylko dla modu <Kontrola masy> określana w procentach [%] w zakresie od 0% do 100%, moc pracy podajnika tabletek.
Wartość należy dobrać doświadczalnie w zależności od wielkości, kształtu i masy dozowanego detalu]
7. Min [Minimalna masa podczas ważenia towaru w przedziałach kontrola wyniku – LO. Wartość błędu <T1- > dla modu <Kontrola masy> definiowana w procentach masy nominalnej]
8. Max [Maksymalna masa do ważenia towaru w przedziałach kontrola wyniku – HI. Wartość błędu <T1+ > dla modu <Kontrola masy> definiowana w procentach masy nominalnej]
9. Tolerancja [wartość % liczona względem masy (5), pokazuje obszar w którym pomiar jest uznawany za poprawny.]
10. Tara [Wartość tary towaru, ustawiana automatycznie przy wyborze towaru z bazy]

11. Cena [Cena jednostkowa towaru]
12. Tryb KTP [Rodzaj kontroli (możliwość wyboru: Nieniszcz. Średnia Tara, Nieniszcz. Puste-Pełne, Niszcz. Pełne-Puste, Niszcz. Puste-Pełne)]
13. Szarża [Seria pomiarowa dla kontroli: Nieniszcz. Puste-Pełne, Niszcz. Pełne-Puste, Niszcz. Puste-Pełne]
14. Jednostka [Jednostka miary towaru]
15. Liczność partii [Opcja tylko dla modu <KTP> określa licznosc partii kontrolowanego towaru]
16. Interwał wyznaczania średniej tary [Opcja tylko dla modu KTP. Określa minimalny przedział czasowy, jaki powinien być zachowany przy wyznaczaniu średniej tary opakowania. Jest podawany w [h]. Jeżeli podczas pracy, program stwierdzi, że upłynął czas (ustawiony w tym parametrze) od ostatniego wyznaczania średniej tary, to po wybraniu tego towaru do kontroli, zostanie wyświetlony komunikat <**Należy wyznaczyć średnią tarę**>. Jest to tylko informacja i użytkownik decyduje czy proces ten zostanie przeprowadzony.
17. Ilość opakowań [Opcja tylko dla modu <KTP> określa ilość opakowań przy wyznaczaniu średniej tary]
18. Kontrola wewnętrzna [Opcja tylko dla modu <KTP> umożliwia definiowanie kryteriów kontroli wg norm zakładowych dla danego towaru]
19. SQC [Opcja tylko dla modu <SQC> umożliwia definiowanie kryteriów kontroli wg norm zakładowych dla danego towaru]
20. Gęstość [gęstość towaru, używana przy kompensacji wyporu powietrza, jako gęstość próbki] - [g/cm³]
21. Liczba dni ważności
22. Data [Stała data towaru]
23. VAT [Podatek VAT związany z towarem]
24. Składniki [Pole edycyjne do wprowadzenia nazw składników, z których składa się towar np. gdy jest mieszaniną, lub dodatkowego opisu dotyczącego właściwości lub zastosowania]
25. Wydruk [Wzór wydruku przypisany do towaru]

UWAGA:

Należy pamiętać aby towary były przypisane do odpowiednich funkcji. Jest to spowodowane tym, że niektóre dane mają wartości dostosowane do tych modów np.: progi dla funkcji <Dowiązanie> są ustawiane w [g], natomiast progi dla funkcji <Liczenie sztuk> są ustawiane w sztukach [pcs]. Wartości będą automatycznie dostosowywane do tego z jakiej funkcji wchodzimy do bazy danych.

29.3. Ważenia

Każdy wynik ważenia wysłany z wagi do drukarki lub komputera, jest zapisywany w bazie ważeń (patrz wyjątek pkt 10.8. – Kontrola wyniku). Użytkownik ma możliwość podglądu danych dla poszczególnych ważeń.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < **Bazy Danych**>
- Wejść do bazy < **Ważenia**> i nacisnąć na żądaną pozycję.



Wykaz informacji w bazie danych dla wykonanego ważenia:

1. Data ważenia
2. Wynik ważenia
3. Wartość tary
4. Określenie czy pomiar był stabilny
5. Nazwa towaru
6. Użytkownik
7. Klient, nazwa kontrahenta
8. Nazwa modu pracy
9. Magazyn, nazwa magazynu źródłowego
10. Opakowanie, nazwa tary użyta podczas ważenia towaru
11. Kontrola wyniku, informacja w którym obszarze znajdował się wynik:
 - MIN – poniżej progu (możliwy tylko gdy <Kontrola wyniku –NIE>)
 - OK – pomiędzy progami,
 - MAX – powyżej progu (możliwy tylko gdy <Kontrola wyniku –NIE>)
12. Numer platformy, pole pokazuje numer platformy (wagi) na której zostało wykonane
13. Wypoziomowanie, pokazuje czy poziom wagi był zachowany podczas pomiaru
14. Alerty warunków środowiskowych, pokazują czy temperatura i wilgotność była stabilna w czasie pomiaru

29.4. Klienci

Baza Danych Klienci zawiera nazwy Odbiorców dla których wykonywane są ważenia.

Procedura

- należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Klienci>
- nacisnąć przycisk < Dodaj >
- jeżeli pole Klient już istnieje nacisnąć pole z jego nazwą

Wykaz informacji definiowanych dla klientów:



1. Nazwa klienta
2. Kod klienta [wewnętrzny kod identyfikujący klienta]
3. NIP
4. Adres
5. Kod pocztowy
6. Miejscowość

- 7. Rabat
- 8. Wydruk [rodzaj wydruku, etykiety związanej z klientem]

29.5. Receptury

Baza Receptur zawiera wykaz zaprojektowanych receptur, które można automatycznie zrealizować poprzez ważenie kolejnych składników.

Procedura

- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Receptury>
- nacisnąć przycisk < Dodaj >, jeżeli ma zostać zaprojektowana nowa receptura
- jeżeli receptura już istnieje nacisnąć pole z jej nazwą


Wykaz informacji definiowanych dla receptur:

1. Nazwa
2. Kod
3. Składniki
4. Liczba składników
5. Suma

29.6. Raporty receptur

Zawierają informacje o wykonanych recepturach. Dla każdego raportu możliwe są operacje podglądu, szukania według nazwy, daty, kodu, eksportu oraz wydruku.

Procedura

- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Raporty receptur>
- Nacisnąć pole z wybranym raportem, jeżeli nie jest on widoczny przewinąć wykaz raportów przyciskami nawigacyjnymi
- Nazwa raportu składa się z daty oraz czasu wykonania
np. 2011.10.12 15:12:15

Uwaga:

Można skorzystać z opcji szukaj raportu z receptury.



Wykaz informacji zawartych w raporcie z receptury:

1. Data rozpoczęcia
2. Data zakończenia
3. Receptura
4. Suma
5. Wartość docelowa
6. Użytkownik
7. Klient
8. Magazyn
9. Liczba Pomiarów
10. Status

29.7. Raporty gęstości

Zawierają informacje o wykonanych pomiarach gęstości ciał stałych, cieczy lub gęstości powietrza. Dla każdego raportu możliwe są operacje podglądu, szukania według nazwy, daty, kodu, eksportu oraz wydruku.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole <  Raporty gęstości >
- Nacisnąć pole z wybranym raportem, jeżeli nie jest on widoczny przewinąć wykaz raportów przyciskami nawigacyjnymi
- Nazwa raportu składa się z daty oraz czasu wykonania
np. 2011.12.12 11:12:15

Uwaga:

Można skorzystać z opcji szukaj raportu z wykonanej procedury gęstości.

Wykaz informacji zawartych w raporcie z gęstości:

1. Numer próbki, pole z wartością jeżeli w ustawieniach funkcji Gęstości wybrano: Pytaj o numer próbki = TAK
2. Data rozpoczęcia
3. Data zakończenia
4. Gęstość [wyliczona gęstość próbki, cieczy, powietrza]
5. Objętość [wyliczona objętość badanej próbki, *pomiar gęstości ciała stałego*]
6. Procedura [w zależności od procedury dane zawarte w raporcie zmieniają się]
7. Użytkownik [nazwa użytkownika wykonującego procedurę]
8. Towar [nazwa badanej próbki]
9. Ciecz wzorcowa [nazwa cieczy w której wykonano badanie *pomiar gęstości ciała stałego*]
10. Gęstość cieczy wzorcowej [*pomiar gęstości ciała stałego*]
11. Temperatura [Temperatura cieczy w której był wykonany *pomiar, pomiar gęstości ciała stałego*]
12. Objętość nurnika [*pomiar gęstości cieczy*]
13. Masa wzorca stalowego [*pomiar gęstości powietrza*]
14. Masa wzorca aluminiowego [*pomiar gęstości powietrza*]
15. Gęstość wzorca stalowego [*pomiar gęstości powietrza*]
16. Gęstość wzorca aluminiowego [*pomiar gęstości powietrza*]
17. Ważenie 1 [Pomiar masy badanej próbki lub nurnika w powietrzu, lub masa zmierzona wzorca stalowego]
18. Ważenie 2 [Pomiar masy badanej próbki lub nurnika w cieczy, lub masa wzorca zmierzona aluminiowego]

29.8. Kontrole

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Każda kontrola towaru przeprowadzona w modzie SQC lub KTP jest wysyłana do drukarki oraz zapisywana w bazie < **Kontrole**>. Każda zapisana kontrola w bazie danych posiada indywidualny numer nadawany w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli:

X / y y / M M / d d / H H / m m, gdzie:

X - typ kontroli, który przyjmuje wartości:

U – kontrola ustawowa,

Z – kontrola zakończona przez użytkownika,

W – kontrola wg wewnętrznych kryteriów dla modu KTP lub kontrola dla modu SQC

yy - rok zakończenia kontroli,

MM - miesiąc zakończenia kontroli,

dd - dzień zakończenia kontroli,

HH - godzina zakończenia kontroli,

mm - minuta zakończenia kontroli.

Użytkownik ma możliwość podglądu danych dla poszczególnych kontroli.

Procedura:

- Wejść w podmenu < **Bazy Danych**> zgodnie z pkt. 27 instrukcji,
- Wejść w bazę < **Kontrole**> i naciśnij na żądaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli:

1. Numer partii [Numer partii kontrolowanego towaru]
2. Wynik [Status (wynik) kontroli]
3. Data rozpoczęcia [Data rozpoczęcia kontroli]
4. Data zakończenia [Data zakończenia kontroli]
5. Towar [Nazwa kontrolowanego towaru]
6. Użytkownik [Nazwa operatora przeprowadzającego kontrolę]
7. Średnia [Wartość średnia dokonanych pomiarów]
8. Granica średniej [Wartość średniej dyskwalifikującej]
9. Odchylenie standardowe [Średnie odchylenie standardowe]
10. Liczność Partii [Liczność (wielkość) partii, dla której to wartości, program przyjmie zgodnie z ustawą wielkość badanej próbki]
11. Liczba pomiarów [Liczba przeprowadzonych pomiarów]
12. Metoda [metoda wg której była wykonywana kontrola (Ustawowa, Wewnętrzna)]

29.9. Średnie tary

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Przed rozpoczęciem kontroli **<Nieniszcz. Średnia Tara>** jest możliwość przeprowadzania procesu wyznaczania średniej tary poprzez ważenie opakowań. Każdy w/w proces jest automatycznie zapisywany w bazie **<Średnie Tary>**. Każda zapisana w bazie danych kontrola z wyznaczania wartości średniej tary posiada indywidualny numer nadawany w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli:

X / y y / M M / d d / H H / m m / T, gdzie:

X - typ kontroli, który przyjmuje wartości:

U – kontrola ustawowa,

Z – kontrola zakończona przez użytkownika,

W – kontrola wg wewnętrznych kryteriów

yy - rok zakończenia kontroli,

MM - miesiąc zakończenia kontroli,

dd - dzień zakończenia kontroli,

HH - godzina zakończenia kontroli,

mm - minuta zakończenia kontroli,

T - kontrola z wyznaczania wartości średniej tary.

Użytkownik ma możliwość podglądu danych dla poszczególnych procesów wyznaczania średniej tary.

Procedura:

- Wejdź w podmenu **<Bazy Danych>** zgodnie z pkt. 27 instrukcji,
- Wejdź w bazę **<Średnie Tary>** i naciśnij na żadaną pozycję.




Wykaz danych definiowanych dla średniej tary:

1. Towar [Nazwa towaru, którego opakowanie podlega procesowi wyznaczania średniej tary]
2. Status [Status (wynik) procesu]
3. Data [Data przeprowadzenia procesu]
4. Tara [Wyznaczona wartość tary opakowania]
5. S [Średnie odchylenie standardowe]
6. 0.25 T1 [Wartość warunku wyniku procesu]
7. Liczba pomiarów [Liczba przeprowadzonych pomiarów wartości tary]
8. Użytkownik [Nazwa operatora przeprowadzającego proces]
9. Metoda [metoda wg której była wykonywana kontrola (Ustawowa, Wewnętrzna)]

29.10. Pipety

Baza Pipet zawiera zapisane dane pipet, które można kalibrować.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole <  Pipety >
- nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma zostać dodana nowa pipeta
- jeżeli pipeta już jest w bazie nacisnąć pole z jej nazwą, aby wejść w dane pipety, które można dowolnie zmieniać



Wykaz informacji definiowanych dla pipet:

1. Nazwa
2. Kod
3. Model
4. Końcówka
5. Rodzaj objętości
6. Objętość nominalna
7. Objętość minimalna
8. Liczba kanałów
9. Typ
10. Badane objętości

29.11. Raporty kalibracji pipet

Zawierają informacje o wykonanych kalibracjach pipet. Dla pipet wielokanałowych raporty są generowane dla każdego kanału oddzielnie. Dla każdego raportu możliwe są operacje podglądu, szukania według daty, eksportu oraz wydruku.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole <  Raporty kalibracji pipet >
- Nacisnąć pole z wybranym raportem, jeżeli nie jest on widoczny przewinąć wykaz raportów przyciskami nawigacyjnymi
- Nazwa raportu składa się z daty oraz czasu wykonania
np. 2012.03.12 11:12:15

Uwaga:

Można skorzystać z opcji szukaj raportu.

Wykaz informacji zawartych w raporcie z kalibracji pipet:



1. Pipeta [nazwa z bazy pipet]
2. Numer seryjny [numer wprowadzony podczas kalibracji]
3. Numer kanału
4. Data rozpoczęcia
5. Data zakończenia
6. Użytkownik [nazwa użytkownika, wykonującego kalibrację]
7. Klient [nazwa zleceniodawcy]

- | | |
|----------------------|--|
| 8. Liczba pomiarów | [ilość pomiarów dla każdej badanej objętości] |
| 9. Praca z ISO 8655 | [informacja czy błędy były zgodne z normą] |
| 10. Status | [informacja czy błędy są mniejsze od dopuszczalnych, które były założone dla danej objętości] |
| 11. Temperatura | [średnia wartość temperatury w czasie procesu] |
| 12. Wilgotność | [średnia wartość wilgotności w czasie procesu] |
| 13. Ciśnienie | [średnia wartość ciśnienia w czasie procesu] |
| 14. Temperatura wody | [średnia wartość temp. wody w czasie procesu] |
| 15. Współczynnik Z | [wartość współczynnika dla danej tempertaury] |

29.12. Serie

Baza serii zawiera zapisane dane serii wraz z pomiarami próbek.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Serie>
- nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma zostać dodana nowa seria
- jeżeli seria już jest w bazie nacisnąć pole z jej nazwą, aby wejść w dane, które można dowolnie edytować

Wykaz informacji definiowanych dla serii:

1. Nazwa
2. Kod
3. Klient
4. Próbkki
5. Liczba próbek

29.13. Raporty SQC

Każda przeprowadzona kontrola towaru jest wysyłana do drukarki oraz zapisywana w bazie < **Raporty SQC**>. Każda zapisana kontrola w bazie danych posiada indywidualny numer nadawany w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli:

yy / MM / dd / HH / mm / ss, gdzie:

yy - rok zakończenia kontroli,
MM - miesiąc zakończenia kontroli,
dd - dzień zakończenia kontroli,
HH - godzina zakończenia kontroli,
mm - minuta zakończenia kontroli.
ss - sekunda zakończenia kontroli.


Użytkownik ma możliwość podglądu danych dla poszczególnych kontroli.

Procedura:


- Wejść w podmenu <  **Bazy Danych** > zgodnie z pkt. 27 instrukcji,
- Wejść w bazę < **Raporty SQC** > i naciśnij na żadaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli:


1. Numer partii [Numer partii kontrolowanego towaru]
2. Wynik [Status (wynik) kontroli]
3. Data rozpoczęcia [Data rozpoczęcia kontroli]
4. Data zakończenia [Data zakończenia kontroli]
5. Towar [Nazwa kontrolowanego towaru]
6. Użytkownik [Nazwa operatora przeprowadzającego kontrolę]
7. Średnia [Wartość średnia dokonanych pomiarów]
8. Granica średniej [Wartość średniej dyskwalifikującej]
9. Odchylenie standardowe [Średnie odchylenie standardowe]
10. Liczność Partii [Liczność (wielkość) partii, dla której to wartości, program przyjmie zgodnie z ustawą wielkość badanej próbki]
11. Liczba pomiarów [Liczba przeprowadzonych pomiarów]
12. Metoda [metoda wg której była wykonywana kontrola (Ustawowa, Wewnętrzna, SQC)]
13. Wykres pomiarów

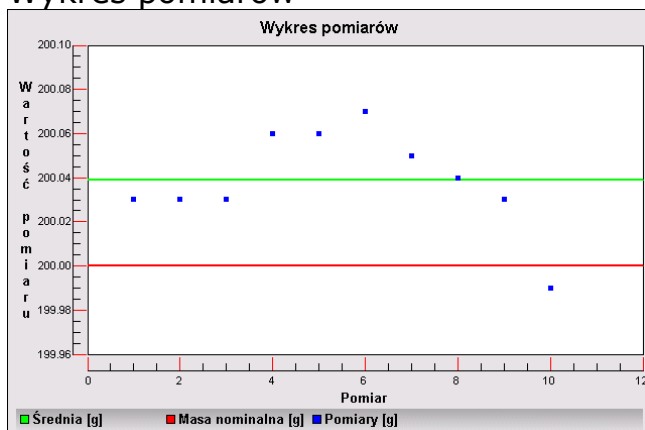

14. Wykres pomiarów z progami

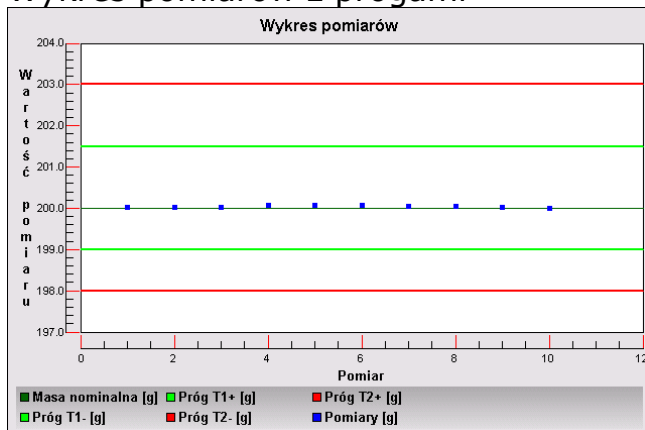

13. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa

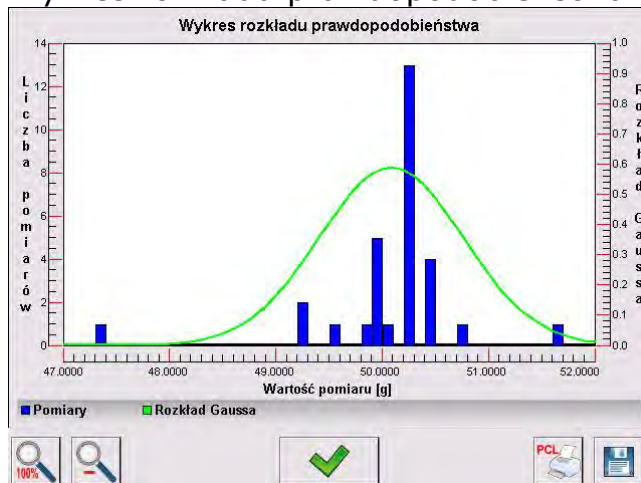




29.14. Minimalne naważki

Baza minimalnych naważek zawiera zapisane dane dotyczące zadeklarowanych metod i minimalnych naważek dla danej wagi.

Uwaga:

Uprawnienia do wprowadzania nowych wartości minimalnych naważek oraz zmian w już istniejących mają tylko uprawnieni pracownicy firmy RADWAG.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole <  Minimalne naważki >
- nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma zostać dodana nowa minimalna naważka
- jeżeli minimalna naważka już jest w bazie nacisnąć pole z jej nazwą, aby wejść w dane, które można dowolnie edytować

Wykaz informacji definiowanych dla minimalnych naważek:

1. Nazwa – nazwa metody wg której były wyznaczone minimalne naważki dla tej wagi
2. Kod – kod metody
3. Opis – opis metody
4. Następna kontrola – pole daty ważności wprowadzonej minimalnej naważki, 2 tygodnie przed wprowadzoną datą obok ikony obrazującej status pojawi się piktogram zegarka. Jest to informacja o upływającym terminie ważności. Należy się skontaktować z przedstawicielem firmy RADWAG, aby dokonać koniecznych zmian nastaw.
5. Progi – opcja, która pozwala na wprowadzenie danych dotyczących mas minimalnej naważki oraz zakresów mas opakowań (tary), dla których dana wartość obowiązuje:

6. **Tara** – maksymalna wartość tary dla której obowiązuje minimalna naważka.

Można wprowadzić trzy charakterystyczne wielkości: 0.000g, dowolną masę z zakresu wagi i Max zakres wagi (patrz opis w przykładach poniżej).

Masa minimalna – wartość minimalnej masy, która została wyznaczona dla danej wagi w miejscu jej użytkowania wg. odpowiednich metod.

Przykład nr. 1 dla wagi AS 220.3Y z $d=0.0001$ g:

Dla tej wagi wyznaczono następujące wartości minimalnej naważki dla następujących wartości mas opakowań.

Lp.	Wartość tary	Minimalna naważka	Opis działania
1	0.0000 g	0.1000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone bez opakowania (nie jest użyty przycisk <TARA>)
2	10.0000 g	1.0000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniu o masie od 0.0001 g do 10.0000 g włącznie (użyty przycisk <TARA>)
3	50.0000 g	2.5000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniu o masie od 10.0001 g do 50.0000 g włącznie (użyty przycisk <TARA>)
4	200.0000 g	4.0000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniu o masie od 50.0001 g do 200.0000 g włącznie (użyty przycisk <TARA>)

Przykład nr. 2 dla wagi AS 220.3Y:

Lp.	Wartość tary	Minimalna naważka	Opis działania
1	220.0000 g	0.5000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniach, o masie dowolnej z pełnego zakresu wagi (użyty przycisk <TARA>), jak również przy ważeniu próbek bez opakowania (nie jest użyty przycisk <TARA>).

Przykład nr. 3 dla wagi AS 220.3Y:

Lp.	Wartość tary	Minimalna naważka	Opis działania
1	0.0000 g	0.2500 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone bez opakowania (nie jest użyty przycisk <TARA>). Program identyfikuje takie ustawienie, że minimalna naważka obowiązuje tylko dla ważenia próbek bez opakowań. Jeżeli zostanie użyta opcja tarowania, wtedy program wygasi ikonę informującą o użyciu funkcji minimalnej naważki, interpretując zapis jako dla ważenia z tarą nie ma zdefiniowanej minimalnej naważki.

Użytkownik ma możliwość podglądu wprowadzonych danych, ale nie ma możliwości ich edytowania.

29.15. Kontrole masy

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Każda kontrola towaru przeprowadzona na wadze jest wysyłana do drukarki oraz zapisywana w bazie < **Kontrole masy**>. Każda zapisana kontrola w bazie danych posiada indywidualny numer nadawany w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli masy:

yy / MM / dd / HH / mm, gdzie:

- yy - rok zakończenia kontroli,
- MM - miesiąc zakończenia kontroli,
- dd - dzień zakończenia kontroli,
- HH - godzina zakończenia kontroli,
- mm - minuta zakończenia kontroli.






Użytkownik ma możliwość podglądu danych dla poszczególnych kontroli.










Procedura:


- Wejść w podmenu <  **Bazy Danych**> zgodnie z pkt. 27 instrukcji,
- Wejść w bazę < **Kontrole masy**> i naciśnij na żądaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli:

Raporty zawierają następujące informacje:

 Numer partii	Numer partii podlegającej kontroli
 Data rozpoczęcia	Data rozpoczęcia procesu kontroli
 Data zakończenia	Data zakończenia procesu kontroli
 Użytkownik	Użytkownik wykonujący kontrolę
 Towar	Towar podlegający kontroli

	Średnia	Średnia masa wyznaczona ze zrealizowanej kontroli
	Średnia [%]	Średnia masa wyznaczona ze zrealizowanej kontroli wyrażona w procentach
	Odchylenie standardowe	Odchylenie standardowe ze zrealizowanej kontroli
	Odchylenie standardowe [%]	Odchylenie standardowe ze zrealizowanej kontroli wyrażona w procentach
	Ilość błędów T2-	
	Ilość błędów T1-	
	Ilość błędów T1+	
	Ilość błędów T2+	
	Liczność partii	Określona w raporcie liczność kontrolowanej partii



Każdy raport można wydrukować po jego wybraniu i wyświetleniu jego szczegółów. W górnym pasku pojawia się ikona  **Drukuj** po wciśnięciu której następuje wydruk na drukarce podłączonej do terminala.

Dodatkowo całą kartotekę można wyeksportować do pliku zewnętrznego wciskając w górnym pasku przycisk  **Eksport do pliku**.

29.16. Warunki środowiskowe

Zawierają informacje związane z parametrami środowiska. Zależnie od konfiguracji wagi zestawienie takie może zawierać temperaturę, wilgotność, wartość ciśnienia atmosferycznego. W przypadku, gdy do wagi podłączony jest moduł środowiskowy THB, to informacje o jego wskazaniach będą również rejestrowane.

Procedura

- Należy wejść do podmenu  Bazy Danych, nacisnąć pole  Warunki środowiskowe >
- Nacisnąć pole z wybranym raportem, jeżeli nie jest on widoczny przewinąć wykaz raportów przyciskami nawigacyjnymi
- Nazwa raportu składa się z daty oraz czasu


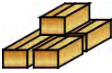

Uwaga:

Można skorzystać z opcji wyszukiwania raportu

29.17. Opakowania

To wykaz stosowanych opakowań dla których należy podać nazwę, kod oraz wartość masy. W trakcie ważenia po wybraniu nazwy automatycznie zostanie przywołana wartość tary. Wyświetlacz ją pokaże ze znakiem minus.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Opakowania>
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma zostać dodane nowe opakowanie
- jeżeli opakowanie już istnieje nacisnąć pole z jego nazwą, wprowadzić informacje związane z opakowaniem.




Uwaga:

Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.

29.18. Magazyny

Zależnie od organizacji pracy Magazyny zawierają wykaz miejsc z których pobrano próbkę do ważenia lub miejsc do których próbkę dostarczono. Dla każdego magazynu należy podać nazwę, kod oraz opis. W trakcie ważenia po wybraniu nazwy magazynu zostanie ona automatycznie przypisana do wyniku.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Magazyny>
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma zostać dodany nowy magazyn
- jeżeli magazyn już istnieje naciśnij pole z jego nazwą, wprowadź informacje identyfikujące



Uwaga:

Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.

29.19. Wydruki

Baza Wydruków zawiera wszystkie wydruki NIESTANDARDOWE. Każdy z nich posiada nazwę, kod oraz tzw. projekt.

Procedura




- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Wydruki>
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma być dodany nowy wydruk
- jeżeli wydruk niestandardowy już istnieje nacisnąć pole z jego nazwą, wprowadzić informacje identyfikujące


Uwaga:

Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.

Projektowanie nowego wydruku.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Wydruki>
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj > i utworzyć nowy wydruk lub edytować już istniejący

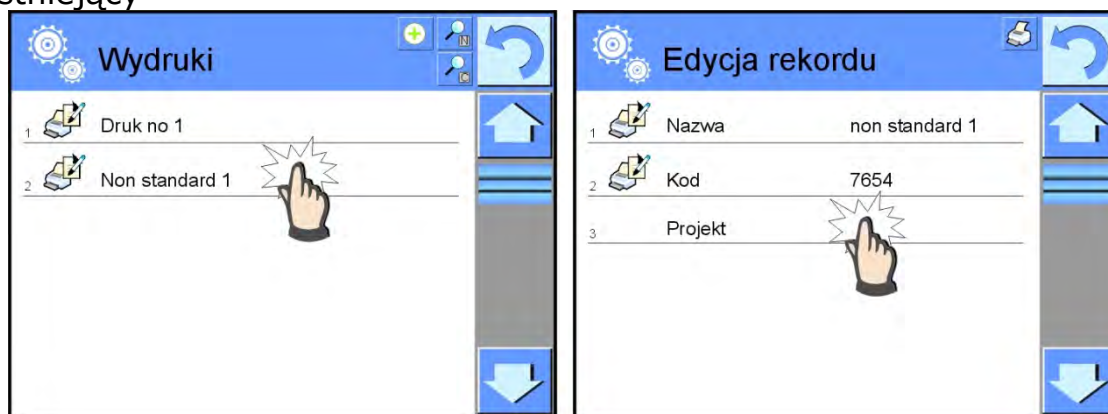

- W polu Edycja rekordu nacisnąć przycisk <Projekt>
- Wyświetlacz pokaże okno umożliwiające stworzenie dowolnego wydruku
- Podczas tworzenia wydruki korzystać z klawiatury dotykowej, posiada ona takie same możliwości jak typowa klawiatura komputerowa.



- 1 – powiększenie pola edycyjnego (7), zalecane podczas korzystania z klawiatury zewnętrznej podłączonej do portu USB wagi
 - 2 – przycisk rezygnacji
 - 3 – przycisk akceptacji
 - 4 – pobierz wydruk z pliku
 - 5 – wykaz zmiennych, które można wykorzystać przy tworzeniu wydruku
 - 6 – kasuj zawartość całego wydruku
 - 7 – pole edycji wydruku
- Zapisać utworzony wydruk

Uwaga:

kolejne znaki można kasować przyciskiem Back. Cursor można przesuwać za pomocą strzałek kierunkowych.

Przykład wydruku 1 – wykorzystanie dużego pola edycyjnego



Projekt

Waga nr. 400015

Parametry wagi:

Max = 220 g

d= 0.001 g

Nazwa towaru:

Data: 2011.10.24

Czas: 11:48:06

Tryb pracy wagi: Ważenie

Masa netto: 94.147


Pomiar wykonał: Admin

Wydruk projektu

Przykład wydruk 2 – wydruk z pliku

Wszystkie projekty wydruków można wykonać jako pliki zewnętrzne, które można importować do wagi. Taki plik powinien mieć rozszerzenie *.txt lub *.lb i zawierać wszystkie informacje stałe i zmienne. Zawartość takiego pliku po zaimportowaniu można modyfikować.




Procedura:

- utworzyć plik *.txt lub *.lb w dowolnym edytorze
- skopiować ten plik do pamięci zewnętrznej USB
- włożyć pamięć USB do gniazda wagi
- nacisnąć przycisk [4] <  pobierz wydruk z pliku >
- wyświetlacz wagi pokaże zawartość pamięci USB
- wyszukać plik z wydrukiem i nacisnąć jego nazwę
- wydruk zostanie automatycznie skopiowany do pola edycyjnego

29.20. Zmienne uniwersalne

Zmienne uniwersalne są to informacje alfanumeryczne, które mogą być powiązane z wydrukami, towarem lub inną informacją dotyczącą ważenia. Dla każdej zmiennej należy podać nazwę, kod oraz wartość.

Procedura

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole <  **Var** > Zmienne uniwersalne >
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma być dodana nowa zmienna
- jeżeli zmienna już istnieje, nacisnąć pole z jej nazwą i wprowadzić odpowiednie modyfikacje do pól: kod, nazwa, wartość.

Uwaga:

Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.

29.21. Zarządzanie bazami danych

Funkcja pozwalająca na zarządzanie danymi zawartymi w bazach. Dostępne są trzy opcje: Eksportuj bazę ważeń do pliku, Usuń bazy danych i Usuń ważenia i raporty.



29.21.1. Eksportuj bazę ważeń do pliku


Wszystkie wykonane ważenia są zapisywane w bazie danych ważeń. Te informacje mogą być eksportowane do pliku przy wykorzystaniu urządzenia pamięci masowej pendrive.

Procedura:

- Podłączyć do gniazda USB wagi urządzenie pamięci masowej pendrive,
- Nacisnąć pole < Eksportuj bazę ważeń do pliku >, program przejdzie do kolejnego okna gdzie należy ustawić opcje eksportu



W opcji <Wybór danych>, użytkownik może zdefiniować jakie dane związane z pomiarami mają być eksportowane.

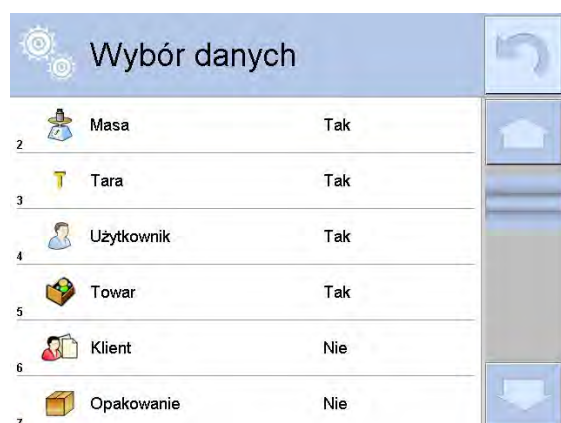

- Po ustawieniu opcji należy kliknąć pole <Eksportuj bazę Ważeń do pliku>, program automatycznie rozpocznie eksport bazy ważeń,
- Po zakończeniu eksportu wyświetli się komunikat: „**Zakończono**” wraz z informacją o ilości danych wyeksportowanych oraz nazwie pliku (z rozszerzeniem *.txt), a następnie waga wróci do wyświetlania poprzedniego okna



- Można wrócić do ważenia lub przejść do kolejnych ustawień menu.

Uwaga:

W przypadku nie rozpoznania przez wagę urządzenia pamięci masowej pendrive, po wejściu w opcję <Eksportuj bazę ważeń do pliku> zostanie wyświetlony komunikat: <Błąd operacji>.


- Nazwa utworzonego pliku składa się z nazwy bazy danych oraz numeru fabrycznego wagi, np. <Ważenia_364080.txt>.
- Odłączyć urządzenie pamięci masowej pendrive od gniazda USB wagi.

Wzór utworzonego pliku:

Wzór utworzonego pliku posiada postać tabeli, której kolumny są odseparowane znakiem <Tab> w celu możliwości bezpośredniego eksportu pliku do arkusza kalkulacyjnego <Excel>. Tabela posiada wszystkie informacje o wykonanym ważeniu takie jak: data i czas, masa oraz jednostka masy, tara oraz jednostka tary, numer serii, nazwa operatora, nazwa kontrahenta, nazwa opakowania, nazwa magazynu źródłowego, nazwa magazynu docelowego, kontroli wyniku.

29.21.2. Usuń bazy danych

Funkcja pozwalająca na usunięcie danych z wybranych baz danych. Po uruchomieniu funkcji, zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać bazę, z której należy usunąć dane.

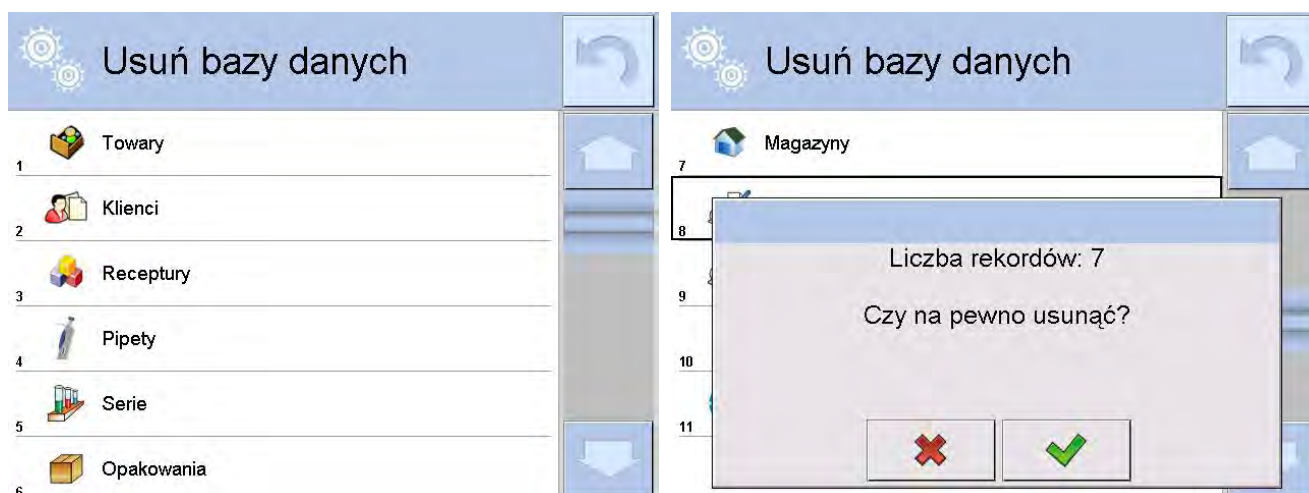


Po potwierdzeniu operacji, program usuwa dane i wyświetla okno z podsumowaniem:



Po potwierdzeniu informacji program wróci do poprzedniego okna. Użytkownik może dokonać kolejnych operacji lub wrócić do ważenia.

29.21.3. Usuń ważenia i raporty


To pole służy do czyszczenia zawartości bazy danych z ważeń oraz raportów. Po uruchomieniu funkcji, program wyświetli okno z klawiaturą numeryczną, w którym należy wpisać graniczną datę. Data określa granicę usunięcia starszych danych niż data wprowadzona. Należy podać rok, miesiąc, dzień.

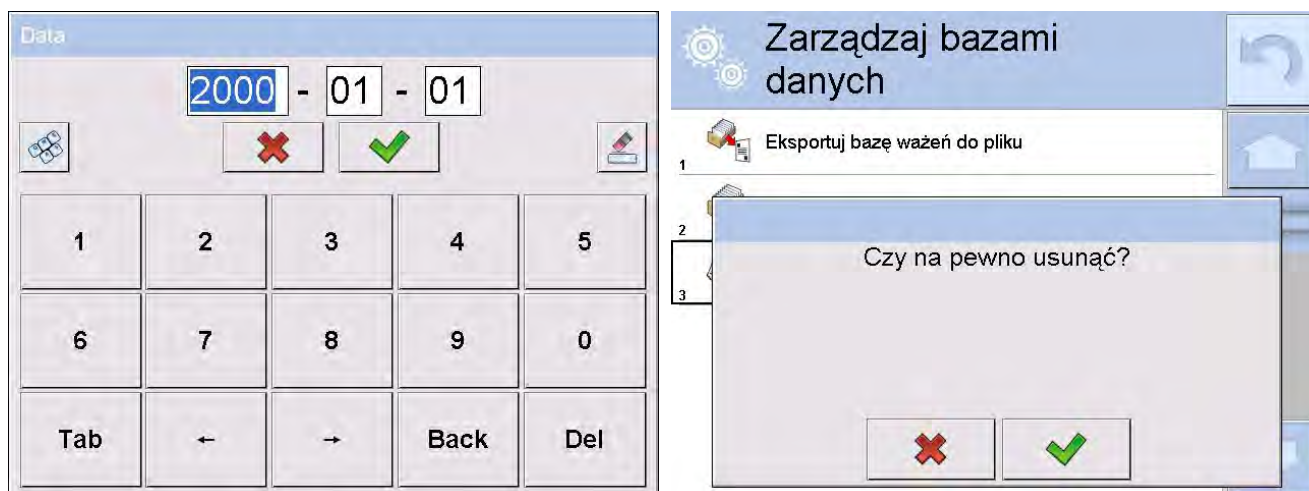






Po potwierdzeniu wprowadzonej daty, wszystkie ważenia i raporty, które były zgromadzone we wskazanym czasie zostaną usunięte. Ilość danych usuniętych zostanie pokazana.



30. KOMUNIKACJA



Menu komunikacja znajduje się w menu Parametry. Dostęp uzyskuje się po naciśnięciu przycisku Setup lub ikony < Setup  >. Waga posiada możliwość komunikacji z urządzeniem zewnętrznym poprzez porty:

-  COM 1 (RS232),
-  COM 2 (RS232),
-  Ethernet,
-  Wifi,
-  Tcp.

Konfiguracja portów jest możliwa w grupie parametrów <  Komunikacja >. Aby wejść w podmenu <  Komunikacja >, należy wcisnąć przycisk  a następnie: „ Komunikacja”.

30.1. Ustawienia portów RS 232

Procedura:

- Wybierz port komunikacyjny <  COM1 > lub <  COM2 > ,
- Ustaw odpowiednie wartości

Dla ustawień portów RS 232 program wagowy posiada następujące parametry transmisji:

- Prędkość transmisji- 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
- Bity Danych - 5, 6, 7, 8
- Bity Stopu - Brak, 1, 1.5, 2
- Parzystość - Brak, Nieparzysty, Parzysty, Znacznik, Odstęp

30.2. Ustawienia portu ETHERNET

Procedura:

- wybierz port komunikacyjny <  Ethernet > a następnie ustaw odpowiednie wartości:

- DHCP - Tak – Nie
- Adres IP - 192.168.0.2
- Maska podsieci - 255.255.255.0
- Brama domyślna - 192.168.0.1

Uwaga:

Powyższe ustawienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Parametry transmisji należy dobrać zgodnie z ustawieniami lokalnej sieci klienta.


Po dokonaniu zmian nacisnąć przycisk , zostanie wyświetlony komunikat:

<Aby zmiany weszły w życie należy zrestartować wagę> ,


Należy wrócić do ważenia i zrestartować urządzenie.

30.3. Ustawienia portu WiFi

Jeżeli waga jest wyposażona w moduł WiFi na wyświetlaczu głównym w górnym pasku będzie widoczna specjalna ikona:

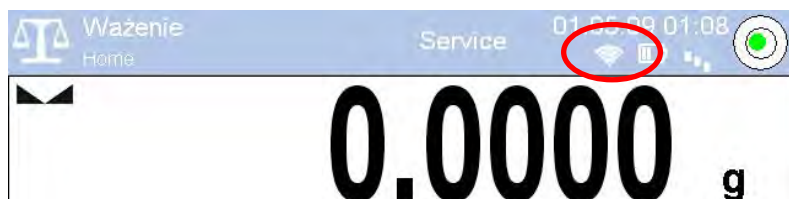

Procedura:

- wybierz port komunikacyjny <  Wifi > a następnie ustaw odpowiednie wartości:
- DHCP - Tak - Nie
- Adres IP - 10.10.9.155
- Maska podsieci - 255.255.255.0
- Brama domyślna - 10.10.8.244

Uwaga:

Powyższe ustawienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Parametry transmisji należy dobrać zgodnie z ustawieniami lokalnej sieci klienta.

Po dokonaniu zmian nacisnąć przycisk , zostanie wyświetlony komunikat:

<Aby zmiany weszły w życie należy zrestartować wagę>,


Należy wrócić do ważenia i zrestartować urządzenie.

Dodatkowo użytkownik może sprawdzić <Dostępne sieci>, które zostały wykryte przez wagę:



Ikonka obok nazwy sieci, pokazuje czy sieć wymaga podania hasła (ikonka z kłódką). Aby dokonać poszukiwania dostępnych sieci, należy wybrać opcję <Odśwież>.

Aby sprawdzić parametry wybranej sieci należy kliknąć w pole <Status sieci>, w wyświetlonym oknie zostaną podane parametry sieci:

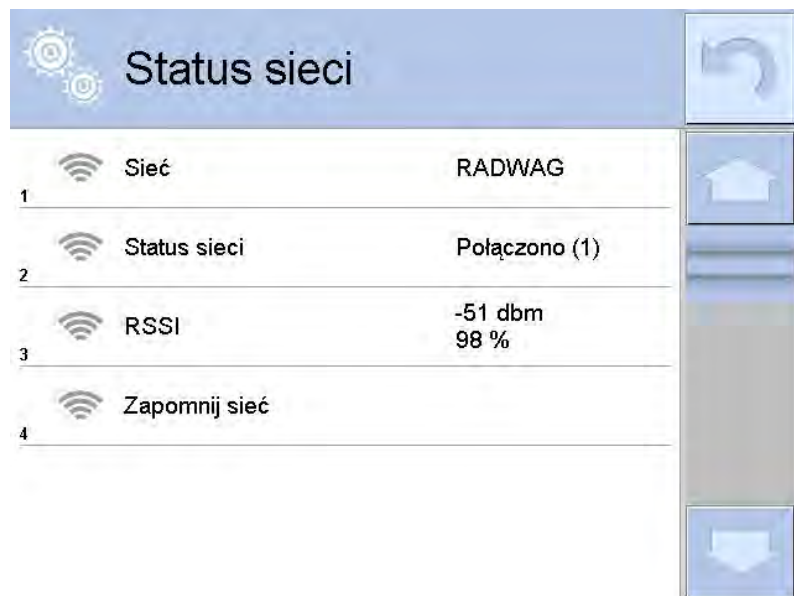





Wybrana sieć i ustawione parametry połączenia są pamiętane przez program wagi i za każdym razem przy włączeniu wagi, program łączy się z siecią zgodnie z ustawionymi parametrami. Aby wyłączyć tę właściwość, należy wybrać opcję <Zapomnij sieć>. Powoduje ona zerwanie połączenia z wybraną siecią.


30.4. Ustawienia protokołu TCP

TCP (ang. *Transmission Control Protocol* – protokół kontroli transmisji) jest strumieniowym protokołem komunikacji między dwoma komputerami. TCP jest protokołem działającym w trybie klient-serwer. Serwer oczekuje na nawiązanie połączenia na określonym porcie natomiast klient inicjuje połączenie do serwera.



Procedura ustawienia numeru portu dla protokołu „Tcp” :

- Należy wejść w grupę parametrów <  Komunikacja > ,
- Wybrać: „  Tcp /  Port” po czym zostanie otworzone okno <Port> z klawiaturą ekranową,
- Wpisać żądany numer portu i potwierdzić przyciskiem .




31. URZĄDZENIA

Menu URZĄDZENIA znajduje się w menu Parametry. Dostęp uzyskuje się po naciśnięciu przycisku Setup lub ikony < Setup  >. Wewnątrz menu znajduje się wykaz urządzeń, które mogą współpracować z wagą.


31.1. Komputer

Aktywne połączenie waga-komputer jest sygnalizowane ikoną  w górnym pasku okna głównego. W podmenu <  Komputer > należy dokonać konfiguracji ustawień.

Procedura:

- nacisnąć przycisk  a następnie „  Urządzenia /  Komputer”
- ustawić parametry wagi związane ze współpracą z komputerem
- port komputera
 - o dostępne opcje: brak, COM 1, COM 2, Tcp
- adres
 - o podaj adres wagi z którą połączony jest komputer
- transmisja ciągła
 - o dostępne opcje: NIE, TAK (*format wydruku jest zależny od ustawionego projektu wydruku dla tego urządzenia – następny parametr*).
- projekt wydruku ważenia
 - o możesz zaprojektować indywidualny wydruk do komputera wykorzystując okno z projektem wydruku. Zasady tworzenia wydruków zawiera punkt 24.11.
- E2R System
 - o E2R jest to system nadzoru i kontroli wszystkich procesów ważenia jakie są realizowane na wadze. Po włączeniu opcji operacje na niektórych Bazach Danych są dostępne tylko z poziomu komputera (opcje są niedostępne z poziomu programu wagi).

Uwaga:

Uaktywnienia parametru <  **E2R System** > może dokonać wyłącznie producent urządzenia lub osoby do tego upoważnione.

31.2. Drukarka

Użytkownik wagi w podmenu < Drukarka> ma możliwość:

- Ustawienia portu komunikacji z drukarką,
- Zdefiniowania strony kodowej wydruku, (domyślnie 1250)
- Zdefiniowanie kodów sterujących dla drukarki PCL lub drukarki paragonowej EPSON:
UWAGA: KODY NALEŻY WPISYWAĆ W POSTACI HEKSADECYMALNEJ!
- Zdefiniowania wzorców wydruków

Aby zapewnić prawidłową współpracę wagi z drukarką (prawidłowy wydruk liter ze znakami diakrytycznymi dla danego języka interfejsu wagi), należy wybrać odpowiednią prędkość transmisji w wadze, taką jaką obowiązuje dla drukarki (patrz ustawienia drukarki), oraz zapewnić zgodność strony kodowej wysyłanego wydruku, ze stroną kodową drukarki.

Zgodność strony kodowej można uzyskać na dwa sposoby:

- ustawiając odpowiednią stronę kodową w ustawieniach drukarki (patrz instrukcja drukarki) – taka sama jak strona kodowa wydruku ustawiona w wadze,
- wysyłając kod sterujący z wagi, który automatycznie przed wydrukiem ustawia odpowiednią stronę kodową drukarki (taka sama jak strona kodowa wydruku ustawiona w wadze) przed wydrukowaniem danych z wagi (tylko wtedy gdy taką możliwość posiada drukarka).

Przykładowe ustawienia wagi dla poprawnej współpracy (wydruk polskich znaków) z drukarką EPSON podłączoną do portu RS232:

1. z drukarką igłową EPSON TM-U220x.

Parametry komunikacji portu do którego jest podłączona drukarka:

- *prędkość transmisji* - 9600 bit/s
- *bity danych* - 8
- *bity stopu* - 1
- *parzystość* - brak

Parametry drukarki w grupie URZĄDZENIA:

- *port* - COM 1 lub COM 2 (ten do którego jest podłączona drukarka)
- *strona kodowa* - **852**
- *kody sterujące* - **1B7412**

2. z drukarką termiczną EPSON TM-T20.

Parametry komunikacji portu do którego jest podłączona drukarka:

- *prędkość transmisji* - 38400 bit/s
- *bity danych* - 8
- *bity stopu* - 1
- *parzystość* - brak

Parametry drukarki w grupie URZĄDZENIA:

- *port* - COM 1 lub COM 2 (ten do którego jest podłączona drukarka)
- *strona kodowa* - **1250**
- *kody sterujące* - **1B742D**

lub parametry drukarki w grupie URZĄDZENIA:

- *port* - COM 1 lub COM 2 (ten do którego jest podłączona drukarka)
- *strona kodowa* - **852**
- *kody sterujące* - **1B7412**

Jeżeli na wydruku w miejscu znaczników ostatniej cyfry są inne znaki (dla wag legalizowanych), należy w parametrze <KODY STERUJĄCE> dodatkowo oprócz kodu strony kodowej, wprowadzić także kod tablicy znaków UK: **1B5203**. W takim przypadku ustawienie parametru < KODY STERUJĄCE > będzie miało postać: *kody sterujące* – **1B74121B5203**

Wzorzec wydruku jest opisem w jaki sposób ma być drukowana informacja z bazy danych.

Jeżeli jest ona niewystarczająca to należy wzorzec zmodyfikować. Poprawność zaprojektowanego wzorca można sprawdzić drukując np. parametry związane z towarem

– czynność możliwa do wykonania po przejściu do bazy danych / towary / edycja towaru – nacisnąć ikonę drukarki.

Domyślne wartości dla poszczególnych wzorców:

Projekt Wydruku Towaru	{50} {51}
Projekt Wydruku Użytkownika	{75} {76}
Projekt Wydruku Klienta	{85} {86}
Projekt Wydruku Magazynu	{130} {131}
Projekt Wydruku Opakowania	{80} {81} {82}

Projekt wydruku warunków środowiskowych

----- WARUNKI ŚRODOWISKOWE-----
Data i czas {275}
Temperatura czujnika 1: {wartość} °C
Temperatura czujnika 1: {wartość} °C
Temperatura THBS: {wartość} °C
Wilgotność THBS: {wartość} %


Projekt wydruku receptury

----- Dane receptury -----
Nazwa receptury: {165}

Liczba składników: {167}
Masa docelowa receptury: {168} g
Składniki receptury:

{169}


31.3. Czytnik kodów kreskowych

Waga umożliwia współpracę z czytnikiem kodów kreskowych. Czytnik wykorzystywany jest do szybkiego wyszukiwania asortymentu z bazy asortymentów. Konfiguracji czytnika kodów kreskowych dokonujemy w podmenu <  Czytnik Kodów Kreskowych >.

Użytkownik wagi ma możliwość:

- a) Ustawienia portu komunikacji z czytnikiem kodów kreskowych,
- b) Ustawienia offsetu,
- c) Ustawienia długości kodu.

Uwaga:

W podmenu <  **Komunikacja** > należy ustawić prędkość transmisji na zgodną ze skanerem kodów kreskowych (domyślnie 9600b/s). Szczegółowy opis komunikacji wagi z czytnikami kodów kreskowych znajduje się w **DODATKU F** instrukcji.

Waga posiada możliwość komunikacji z czytnikiem poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2),

Offset

Ustawienie pierwszego znaczącego znaku kodu, od którego będzie rozpoczynane wyszukiwanie asortymentu.

Długość kodu


Ustawienie ilości znaków branych pod uwagę przy wyszukiwaniu asortymentu.

31.4. Czytnik kart transponderowych

Wybór (logowanie) operatora po każdorazowym włączeniu urządzenia może odbywać się poprzez:

- a) podanie hasła przy wykorzystaniu klawiatury wagi,
- b) wykorzystanie czytnika kart zbliżeniowych, zbliżając zarejestrowaną uprzednio kartę do czytnika.

Uwaga:

W celu poprawnej współpracy wagi z czytnikiem kart zbliżeniowych należy w podmenu <  **Komunikacja** > ustawić odpowiednią prędkość transmisji (domyślnie 9600b/s).

Port czytnika kart transponderowych.




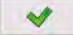
Waga posiada możliwość komunikacji z urządzeniem poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2).

Procedura przypisania numeru karty do operatora

W celu dokonania logowania za pomocą czytnika kart zbliżeniowych należy w pierwszej kolejności dokonać procedury przypisania numeru uprzednio zarejestrowanej karty do wybranego operatora w bazie operatorów.

Procedura:

- Podłączyć czytnik kart zbliżeniowych do żądanego portu (RS 232 COM1 lub RS 232 COM2), dokonać wyboru portu komunikacji wagi z czytnikiem kart zbliżeniowych
- W podmenu <  Komunikacja > ustawić prędkość transmisji na zgodną z czytnikiem kart zbliżeniowych (domyślnie 9600b/s).
- Wejść do bazy operatorów a następnie dokonać edycji żądanego operatora przechodząc do pozycji <  Numer karty > ,
- Po wejściu do edycji pozycji <  Numer karty > zostanie wyświetlone pole edycyjne <Numer karty> z klawiaturą ekranową,
- Zbliżając kartę do czytnika kart zbliżeniowych program wagowy automatycznie wyświetli w polu edycyjnym <Numer karty> numer zarejestrowanej karty,
- Wczytany numer należy potwierdzić przyciskiem  i wrócić do ważenia.






31.5. Wyświetlacz dodatkowy

Waga posiada możliwość komunikacji z wyświetlaczem dodatkowym poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2),
- Tcp.

Rodzaj pokazywanej przez wyświetlacz dodatkowy informacji jest deklarowana w zmiennej <Projekt>.


Procedura – projektowanie zmiennej

- Wejść do grupę parametrów <  Urządzenia >
- wybrać „ Wyświetlacz dodatkowy /  Projekt” po czym zostanie otworzone okno edycyjne <Projekt> z klawiaturą ekranową,
- wpisać żądaną wartość wzorca za pomocą klawiatury ekranowej lub
- wybrać żądaną wartość wzorca z listy po naciśnięciu przycisku <  >
- Zatwierdzić zmiany przyciskiem 

Uwaga:

Waga współpracuje z wyświetlaczem WD5/3Y firmy RADWAG.

Dla zapewnienia poprawnej współpracy z dodatkowym wyświetlaczem parametr

<  Wzorzec > powinien mieć wpisaną wartość zmiennej {140}, a prędkość komunikacji na wartość 38400 bit/s dla portu, do którego jest podłączony dodatkowy wyświetlacz.

31.6. Moduł środowiskowy

Waga posiada możliwość podłączenia modułu środowiskowego THB poprzez porty COM 1 lub COM 2.

Dla zapewnienia prawidłowej współpracy należy wprowadzić adres podłączenia modułu, oraz prędkość transmisji dla portu, do którego jest podłączony moduł środowiskowy

(adres i prędkość znajduje się na tabliczce modułu środowiskowego).

31.7. Dozownik tabletek

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Waga posiada możliwość komunikacji z dozownikiem tabletek poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2),
- Com internal.

Dla zapewnienia poprawnej współpracy z dozownikiem (podajnikiem) należy ustawić odpowiedni adres urządzenia (adres znajduje się na tabliczce znamionowej podajnika wraz z prędkością transmisji).

32. WEJŚCIA / WYJŚCIA

Zastosowanie układów wejścia:





Za pomocą tych układów można sterować pracą wagi. Do każdego z 4 układów wejścia można podłączyć poniższe funkcje lub przyciski:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ○ Progi doważania | ○ Drzwiczki prawe |
| ○ Wartość docelowa | ○ Parametry |
| ○ Profil | ○ Statystyka |
| ○ Kalibracja | ○ Dodaj do statystyki |
| ○ Zeruj | ○ Towar |
| ○ Taruj | ○ Magazyn |
| ○ Ustaw tarę | ○ Klient |
| ○ Wyłącz tarę | ○ Liczenie sztuk: podaj masę sztuki |
| ○ Przywróć tarę | ○ Liczenie sztuk: wyznacz masę sztuki |
| ○ Opakowanie | ○ Odchyłki: podaj masę odniesienia |
| ○ Drukuj | ○ Odchyłki: ustaw 100% |
| ○ Wydruk nagłówka | ○ Gęstość ciała stałego |
| ○ Wydruk stopki | ○ Gęstość cieczy |
| ○ Zmienna uniwersalna $1 \div 5$ | ○ Gęstość powietrza |
| ○ Zatwierdź | ○ Sterowanie automatem komparatora |
| ○ Przerwij | ○ Zadanie |
| ○ Użytkownik | ○ Wzorzec odniesienia |
| ○ Drzwiczki lewe | |

Po wystąpieniu zmiany stanu logicznego układu wejścia np. z [0] na [1] zostanie wykonana funkcja jaka jest przypisana do tego układu. Może to być:

- np. kalibracja automatyczna wagi celem ustalenia dokładności
- wyświetlenie wartości progów doważania lub
- przywołanie wartości tary dla ważenia masy netto.

Procedura





- Nacisnąć przycisk  a następnie: „ Wejścia / Wyjścia”.
- Wejść do podmenu < Wejścia / Wyjścia>, wybrać opcję < Wejścia>
- Wejść do edycji żądanego wejścia, zostanie otworzona lista funkcji,
- Wybrać z listy żądaną funkcję i wrócić do ważenia.

Zastosowanie układów wyjścia:



Za pomocą tych układów można SYGNALIZOWAĆ stan wyniku ważenia. Zmiana stanu logicznego układu wyjścia np. z [0] na [1] nastąpi wówczas, gdy spełniony będzie warunek jaki został przypisany do układu wyjścia. Do każdego z 4 układów wejścia można podłączyć poniższe informacje:

Dostępna opcja	Stan wagi, który przełącza układ logiczny wyjścia
brak	-----
Stabilny	każdy pomiar stabilny przełącza stan logiczny układu
MIN stabilny	stabilny pomiar poniżej progu [MIN] przełącza stan logiczny układu,
MIN niestabilny	niestabilny pomiar poniżej progu [MIN] przełącza stan logiczny układu,
OK stabilny	stabilny pomiar zawarty pomiędzy progami [MIN] [MAX] przełącza stan logiczny układu,
OK niestabilny	niestabilny pomiar zawarty pomiędzy progami [MIN] [MAX] przełącza stan logiczny układu,
MAX stabilny	stabilny pomiar poniżej progu [MAX] przełącza stan logiczny układu,
MAX niestabilny	niestabilny pomiar poniżej progu [MAX] przełącza stan logiczny układu
Potwierdzenie zakończenia cyklu	Koniec procedury

Procedura



- Nacisnąć przycisk  a następnie: „ Wejścia / Wyjścia”.
- Wejść do podmenu < Wejścia / Wyjścia>, wybrać opcję < Wyjścia>
- Wejść do edycji żądanego wyjścia, zostanie otworzona lista funkcji,
- Wybrać z listy żądaną funkcję i wrócić do ważenia z procedurą zapisu zmian.

33. INNE PARAMETRY

To menu zawiera globalne informacje dotyczące działania wagi, takie jak: język, data-czas, sygnał dźwiękowy, kalibracja ekranu, kontrola poziomu. Aby wejść do podmenu <Inne>, wciśnij przycisk  a następnie przycisk  Inne>.

33.1. Wybór języka interfejsu

Procedura

Wejść w podmenu  Inne>, wybrać opcję  Język> i dokonać wyboru języka interfejsu komunikacyjnego wagi.





Dostępne wersje językowe:


- | | |
|---------------|-------------|
| - Polska, | - Chiński |
| - Angielska, | - Włoski |
| - Niemiecka, | - Czeski |
| - Francuski, | - Rumuński |
| - Hiszpański, | - Węgierski |
| - Koreański | - Rosyjski |
| - Turecki | |

33.2. Ustawienie daty i czasu



Użytkownik ma możliwość ustawienia daty i czasu oraz wyboru formatu wyświetlania i wydruku tych danych.

Wejście w edycję ustawienia daty i czasu może odbywać się na dwa sposoby, poprzez:

- Bezpośrednie naciśnięcie na pole „**data i czas**” umieszczone w górnej belce ekranu głównego wagi,
- Wejście w podmenu: „ /  Inne /  **Data i Czas** /  **Ustaw datę i czas**”.


Po wejściu w edycję ustawień daty i czasu zostanie otworzona klawiatura ekranowa. Ustaw kolejno odpowiednie wartości, tj. rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i zatwierdź zmiany przyciskiem .


Podmenu: „**SETUP** /  **Inne** /  **Data i Czas**” zawiera dodatkowe funkcje służące do definiowania formatu daty i czasu:

Ikona	Nazwa	Wartość	Opis
	Format daty	yyyy.MM.dd *	Wybór formatu daty. Dostępne wartości: d.M.yy, d/M/yy, d.M.yyyy, dd.MM.yy, dd/MM/yy, dd-MM-yy, dd.MM.yyyy, dd/MM/yyyy, dd-MMM-yy, dd.MMM.yyyy, M/d/yy, M/d/yyyy, MM/dd/yy, MM/dd/yyyy, yy-M-dd, yy/MM/dd, yy-MM-dd, yyyy-M-dd, yyyy.MM.dd, yyyy-MM-dd.
	Format czasu	HH:mm:ss **	Wybór formatu czasu. Dostępne wartości: H.mm.ss, H:mm:ss, H-mm-ss, HH.mm.ss, HH:mm:ss, HH-mm-ss, H.mm.ss tt, H:mm:ss tt, H-mm-ss tt, HH.mm.ss tt, HH:mm:ss tt, HH-mm-ss tt, h.mm.ss tt, h:mm:ss tt, h-mm-ss tt, hh.mm.ss tt, hh:mm:ss tt, hh-mm-ss tt


*) - Dla formatu daty: y – Rok, M – miesiąc, d – dzień

***) - Dla formatu czasu: H – godzina, m – minuta, s – sekunda

Podgląd daty i czasu z uwzględnieniem zadeklarowanych formatów jest widoczny w polu < **Data i Czas**>.

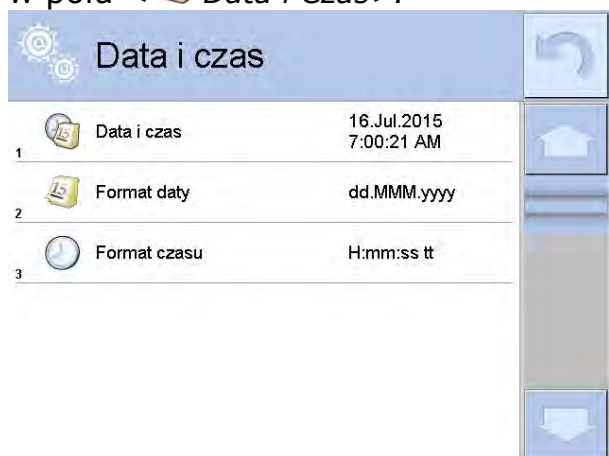



Uwaga:

*Dostęp do ustawień parametru < **Data i Czas**> jest możliwy tylko dla użytkownika o odpowiednim poziomie uprawnień. Poziom uprawnień może być zmieniony przez administratora w menu <Uprawnienia>.*

33.3. Sygnał dźwiękowy „Beep”

Procedura:



Wejść w podmenu < Inne>, wybrać parametr < Beep> i ustawić odpowiednią opcję.

Brak - Wyłączony sygnał przycisków i czujników optycznych
Przyciski - Włączony sygnał przycisków
Czujniki - Włączony sygnał czujników optycznych
Wszystko - Włączony sygnał przycisków i czujników optycznych

33.4. Głośność



Użytkownik ma możliwość ustawienia mocy głośnika zamontowanego w głowicy odczytowej:

Aby zmienić głośność należy:

Naciśnięcie przycisku  a następnie: „ Inne / Głośność”. Zostanie wyświetlone okno z klawiaturą numeryczną. Należy wprowadzić wartość głośności dźwięku w procentach, gdzie 100% oznacza maksymalną głośność, a 0% oznacza wyłączenie głośnika.

33.5. Usypianie wyświetlacza

Użytkownik ma możliwość włączenia procedury wygaszenia wyświetlacza. Aby wejść w procedurę należy:

- Naciśnięcie przycisku  a następnie: „ Inne / Usypianie wyświetlacza”.

Po wejściu w edycję należy wybrać jedną z wartości: [Brak; 1; 2; 3; 5; 10; 15]. Wartości cyfrowe są ustawiane w minutach. Wybór jednej z wartości powoduje automatyczne jej wybranie i powrót do poprzedniego menu.

Uwaga:

Wygaszenie wyświetlacza następuje tylko wtedy gdy waga jest nie używana (brak zmian masy na wyświetlaczu). Powrót do ważenia po wygaszeniu wyświetlacza następuje automatycznie, gdy program wykryje jakąkolwiek zmianę masy lub naciśnięcie wyświetlacza lub przycisku na elewacji.

33.6. Jasność wyświetlacza

Jasność wyświetlacza ma wpływ na długość działania wagi przy zasilaniu akumulatorowym. Jeżeli użytkownikowi zależy na jak najdłuższym cyklu pomiędzy kolejnymi ładowaniami akumulatora należy zmniejszyć jasność wyświetlacza.

Aby wejść w procedurę należy:




- Naciśnięcie przycisku  a następnie: „ Inne / Jasność wyświetlacza”.

Po wejściu w edycję należy wpisać wartość w zakresie: [0% - 100%]. Wpisanie odpowiedniej wartości powoduje automatyczną zmianę jasności wyświetlacza i powrót do poprzedniego menu.

33.7. Kalibracja ekranu dotykowego

Kalibracja ekranu jest wymagana wtedy, gdy podczas pracy stwierdzimy niepoprawne działanie panelu dotykowego.

Procedura:

- a) Wejść do podmenu < Inne >
- b) Wybrać parametr < Kalibracja ekranu dotykowego > po czym zostanie otworzone okno edycyjne,
- c) Palcem lub przy pomocy cienkiego, miękkiego wskaźnika wciskać (dłuższe przytrzymanie, aż znacznik przesunie się w kolejne miejsce) ekran w miejscu, w którym znajduje się krzyżyk, po wskazaniu 5 miejsca należy zatwierdzić zmiany przyciskiem .



Uwaga:

Proces można przerwać naciskając przycisk Esc na klawiaturze PC podłączonej do głowicy.

33.8. Kontrola poziomu

Waga jest wyposażona w mechanizm Automatycznej Kontroli Poziomu. Dla wag nielegalizowanych można zdefiniować sposób jego działania. Dla wag legalizowanych ustawienia są niewidoczne i działają zgodnie z nastawami fabrycznymi, czyli: <Aktywny z blokadą>, ważenie możliwe tylko wtedy, gdy waga jest wypoziomowana.

Procedura:

- a) Należy wejść do podmenu < Inne >
- b) Wybrać parametr < Kontrola poziomu > po czym zostanie otworzone okno edycyjne,
- c) Wybrać jedną z opcji:
 - o Brak – wskaźnik poziomu nie jest wyświetlany, waga nie kontroluje poziomu,
 - o Aktywny – wskaźnik poziomu jest wyświetlany, waga pokazuje zmianę poziomu poprzez zmianę kolorystyki (zielony → poziom OK., czerwony → utrata poziomu)
 - o Aktywny z blokadą – wskaźnik poziomu jest wyświetlany, waga pokazuje zmianę poziomu poprzez zmianę kolorystyki (zielony → poziom OK, czerwony → utrata poziomu. Gdy wskaźnik jest czerwony wyświetlacz pokazuje komunikat – no Level - , ważenie nie jest możliwe.

Uwaga:

Sposób poziomowania opisany jest w 10.3 instrukcji.

33.9. Czułość czujników

Jest parametrem o skali 0 – 9, który decyduje o tym z jakiej odległości czujniki będą reagować.
Standardowo wartość ta zawiera się w zakresie 5–7.



Procedura:

- Należy wejść do podmenu <👉 Inne>
- Wybrać parametr <Czułość czujników> po czym zostanie otworzone okno edycyjne,
- Wybrać jedną z wartości. Wybór wartości spowoduje powrót do okna menu.

33.10. Opóźnienie czujników zbliżeniowych

Jest parametrem, w którym jest ustawiane opóźnienie działania czujników zbliżeniowych w [ms].

Standardowo wartość ta jest ustawiana na <0>.

Jeżeli użytkownik będzie korzystał z opcji rozpoznawania gestów wykonywanych nad czujnikami, niezbędne jest dla poprawnej pracy ustawienie wartości tego parametru na wartość <500ms>.



Procedura:

- Należy wejść do podmenu <👉 Inne>
- Wybrać parametr <Opóźnienie czujników zbliżeniowych> po czym zostanie otworzone okno edycyjne z klawiaturą numeryczną,
- Należy wprowadzić wartość <500>.
- Następnie zatwierdzić ustawienie, co spowoduje powrót do okna menu.

33.11. Autotest



Funkcja AUTOTEST powstała aby wspomóc zarówno użytkownika w ocenie pracy oraz diagnozowaniu przyczyn powstawania błędów ważenia przekraczających dopuszczalne wartości dla danego typu wagi. W prosty ale jednocześnie powtarzalny i dokumentowany sposób pozwala ona optymalizować ustawienia wagi w celu uzyskania najlepszych parametrów powtarzalności i czasu ważenia w danym środowisku pracy. Jej głównym celem jest również możliwość sprawdzenia w/w parametrów w dowolnej chwili czasowej i możliwość archiwizacji przeprowadzonych testów.

Funkcja podzielona jest na dwa moduły:

AUTOTEST FILTR

AUTOTEST GLP

Przed każdym z testów waga sprawdza stan wypoziomowania, temperaturę i wilgotność.



AUTOTEST FILTR

Jest to procedura 10-krotnego nakładania i zdejmowania odważnika wewnętrznego dla wszystkich, możliwych nastaw filtru i zatwierdzenia wyniku, gdzie sprawdzane są 2 parametry:

- Powtarzalność;
- Czas stabilizacji wyniku ważenia.

Cały test trwa około 1 godz. Po przeprowadzonym teście dla wszystkich możliwości nastaw, na wyświetlaczu pojawia się informacja z otrzymanymi wynikami.

Użytkownik otrzymuje informację dla jakich ustawień w danym środowisku parametry wagi są optymalne.

Jest to bardzo przydatna funkcja, pozwalająca uzyskać najwyższą możliwą dokładność ważenia lub najkrótszy czas ważenia przy akceptowalnej przez klienta wartości powtarzalności.

Wyniki są zapamiętywane przez wagę do chwili jej wyłączenia.

Funkcja umożliwia:

- Wydruk, na dostępnych w systemie drukarkach oraz szybki wybór najbardziej optymalnych ustawień bezpośrednio z poziomu opcji

Po zakończeniu autotestu wyświetlane jest podsumowanie wraz z wynikami. Program automatycznie zaznacza ustawienia filtrów, poprzez wyświetlenie odpowiedniej ikony, przy wynikach:



- ustawienia dla których uzyskano najszybszy pomiar (najkrótszy czas pomiaru)



- ustawienia dla których uzyskano najdokładniejszy pomiar (najmniejsze odchylenie dla 10 pomiarów)



- ustawienia dla których uzyskano optymalny pomiar (najmniejszy iloczyn czasu i odchylenia)



- aktualne ustawienia filtrów

Wyniki pomiarów:

- *Typ filtru
- *Wartość parametru „Zatwierdzenie wyniku”
- *Wartość powtarzalności wskazań wyrażona jako odchylenie standardowe
- *Średni czas stabilizacji wyniku.

Przykładowy wygląd okna z wynikami umieszczono poniżej

Autotest Filtr		
1	Bardzo szybki Szybko	0.00046 g 0.932 s
2	Bardzo szybki Szybko i dokładnie	0.00023 g 3.231 s
3	Bardzo szybki Dokładnie	0.00039 g 6.303 s
4	Szybki Szybko	0.00019 g 0.806 s
5	Szybki Szybko i dokładnie	0.00028 g 2.149 s
6	Szybki Dokładnie	0.00018 g 6.573 s

Autotest Filtr		
8	Średni Szybko i dokładnie	0.00013 g 2.347 s
9	Średni Dokładnie	0.00023 g 6.042 s
10	Wolny Szybko	0.00012 g 2.088 s
11	Wolny Szybko i dokładnie	0.00024 g 3.687 s
12	Wolny Dokładnie	0.00006 g 4.450 s
13	Bardzo wolny Szybko	0.00014 g 3.099 s

Użytkownik może szybko zmienić ustawienia filtrów i zatwierdzenia wyniku, wskazując grupę wyników dla wybranych ustawień, które mają być zapisane i wybierając opcje <Aktywuj> w wyświetlonym oknie.

Autotest Filtr		
1	Bardzo szybki Szybko	0.00046 g 0.932 s
2	Bardzo szybki Szybko i dokładnie	0.00023 g 3.231 s
3	Bardzo szybki Dokładnie	0.00039 g 6.303 s
4	Szybki Szybko	0.00019 g 0.806 s
5	Szybki Szybko i dokładnie	0.00028 g 2.149 s
6	Szybki Dokładnie	0.00018 g 6.573 s

Autotest Filtr		
1	Filtr	Szybki
2	Zatwierdzenie wyniku	Szybko
3	Powtarzalność	0.00019 g
4	Czas stabilizacji	0.806 s
5	Aktywuj	

Przykład raportu:

----- Autotest Filtr: Raport -----

Typ wagi AS 3Y
ID wagi 442566
Użytkownik Hubert
Wersja aplikacji NL1.6.5 S
Data 2015.05.07
Czas 09:34:48

Działka wagi 0.0001/0.0001 g
Masa odważnika wewnętrznego 148.9390 g
Temperatura: Start 25.26 °C
Temperatura: Stop 25.66 °C

Filtr Bardzo szybki
Zatwierdzenie wyniku Szybko
Powtarzalność 0.0042 g
Czas stabilizacji 4.505 s

.
. .
. .

Filtr Bardzo wolny
Zatwierdzenie wyniku Dokładnie
Powtarzalność 0.0207 g
Czas stabilizacji 5.015 s

Podpis

.....

PROCEDURA:

Po uruchomieniu funkcji, program automatycznie rozpoczyna procedurę, a na ekranie pojawia się okno które informuje użytkownika, o postępie procesu. Po zakończeniu autotestu, program wyświetli podsumowanie, z zaznaczeniem aktualnych ustawień filtrów. Użytkownik ma możliwość wydruku.



Użytkownik w każdym momencie może przerwać wykonywanie procesu przez naciśnięcie przycisku <X> w oknie procesu.



AUTOTEST GLP

Jest to test powtarzalności nakładania odważnika wewnętrznego i wyznaczania błędu wskazania wagi odniesionego do jej Max. obciążenia.

Procedura polega na:

- dwukrotnym postawieniu odważnika wewnętrznego, a następnie 10 krotnym postawieniu tego odważnika
- wykalibrowanie wagi
- obliczeniu i zapamiętaniu odchylenia standardowego
- w wagach z automatycznie otwieranymi drzwiczkami przeprowadzony zostanie również test drzwiczek

Funkcja umożliwia również:

- wyświetlenie i możliwość wydruku raportu na dostępnych w systemie drukarkach oraz możliwość archiwizacji raportu, który zawiera podstawowe dane wagi, warunków środowiskowych i wyniki testu.

Wyniki testu:

*Odchyłka dla Max.

*Wartość powtarzalności wskazań wyrażona jako odchylenie standardowe

*Ocena działania drzwiczek (pozytywna/negatywna) – jeśli waga jest wyposażona w mechanizm otwierania drzwiczek.

Przykład raportu:

```
.....  
----- Autotest GLP: Raport -----  
Typ wagi                PS 3Y/2  
ID wagi                 400010  
Użytkownik             Admin  
Wersja aplikacji       L0.0.21 S  
Data                   2012.01.16  
Czas                   09:17:16  
-----  
Liczba pomiarów        10  
Działka wagi           0.001/0.01 g  
Masa odważnika wewnętrznego 1402.094 g  
Filtr                  Średni  
Zatwierdzenie wyniku  Szybko i dokładnie  
-----  
Odchyłka dla Max.     -0.118 g  
Powtarzalność         0.0088 g  
Podpis
```

.....

PROCEDURA:

po naciśnięciu pola z nazwą, program wyświetla okno dialogowe.

Z tego poziomu użytkownik ma następujące możliwości:

- Start kolejnego AUTOTESTU GLP
- Podgląd wyników wykonanych autotestów, z możliwością eksportu wszystkich zapisanych wyników, jako pliku *.csv
- Wykasowanie wszystkich zapisanych wyników

Użytkownik w każdym momencie może przerwać wykonywanie procedury przez naciśnięcie przycisku <X> w oknie procesu.

Wyniki wykonanych autotestów są wyświetlane w formie tabeli (w każdym wierszu jest data i czas wykonania autotestu oraz wyniki).

Aby wyświetlić dane dla autotestu należy nacisnąć konkretny wiersz tabeli z wynikami.

Aby wydrukować wyniki pojedynczego autotestu, należy wejść w wyniki, gdzie podane są wszystkie dane dotyczące autotestu i wygenerować wydruk zawartości przez naciśnięcie przycisku <wydruk> w górnym pasku wyświetlacza.

Wyniki można eksportować, przez naciśnięcie pola eksport, z poziomu okna ze wszystkimi zapisanymi autotestami. Dane zostaną wysłane do pamięci zewnętrznej (PENDRIVE) jako plik *.csv.

33.12. Logo startowe

Uwaga:

Opcja dostępna tylko dla uprawnionego operatora.

Parametr pozwalający na zmianę obrazu, który pojawia się w oknie wyświetlacza podczas uruchamiania systemu urządzenia.

33.13. Eksport zdarzeń systemu


Uwaga:

Opcja dostępna tylko dla uprawnionego operatora.

Opcja pozwalająca na wygenerowanie specjalnego pliku, który jest zapisywany automatycznie po uruchomieniu opcji, w zewnętrznej pamięci *Pendrive* umieszczonej w porcie USB.

Plik ten służy do zdiagnozowania ewentualnych problemów w pracy urządzenia przez serwis firmy RADWAG.

Procedura:

- Należy umieścić pamięć typu *Pendrive* w porcie USB
- Następnie wejść do podmenu < Inne>
- Wybrać parametr <Eksport zdarzeń systemu>
- Program wygeneruje specjalny plik i zapisze go automatycznie na *Pendrive*
- Tak wygenerowany plik należy przesłać do firmy RADWAG.

34. AKTUALIZACJA

Zawiera następujące moduły za pomocą których można aktualizować:

- o Pliki pomocy dostępne z poziomu użytkownika.
- o Obszar związany z użytkownikiem: APLIKACJA
- o Właściwości metrologiczne: Płyta główna (tylko administrator)

Aktualizacja odbywa się automatycznie poprzez pobranie informacji z zewnętrznej pamięci USB.


Procedura

- o Przygotować pamięć zewnętrzną z plikiem aktualizacyjnym, plik powinien mieć rozszerzenie **.lab2*
- o Włożyć pamięć USB do gniazda USB
- o Nacisnąć przycisk <Aplikacja>
- o Wyświetlacz pokaże zawartość pamięci USB, wyszukać plik aktualizacyjny i nacisnąć go.
- o Proces aktualizacji przebiega automatycznie

Aktualizacja plików pomocy i pliku płyty głównej przebiega podobnie jak aktualizacja Aplikacji, z tą różnicą, że wskazywane pliki muszą mieć odpowiednie rozszerzenia (pomoc - *.hlp, płyta główna - *.mbu).

35. INFORMACJE O SYSTEMIE

To menu zawiera informacje dotyczące wagi oraz zainstalowanych programów. Większość parametrów ma charakter informacyjny.

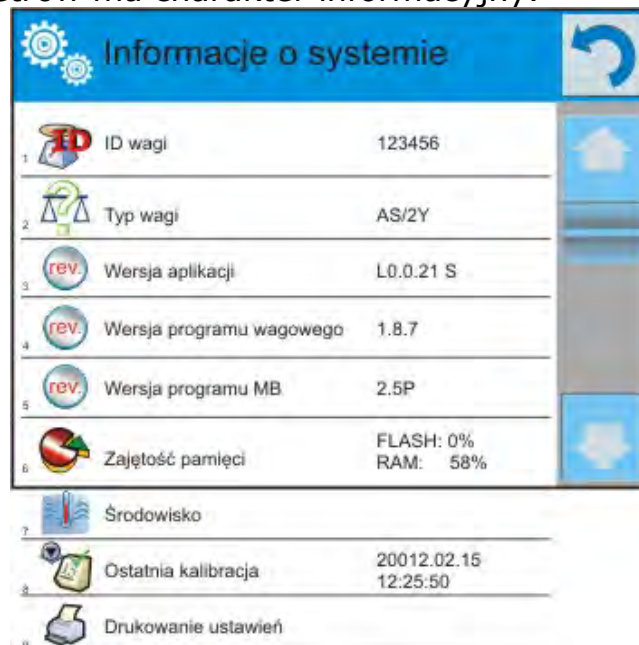

W parametrze <Środowisko>, można podejrzeć jakie są parametry środowiskowe: temperatura, wilgotność, ciśnienie (gdy waga wyposażona jest w odpowiednie czujniki).

Po wybraniu parametru <Drukowanie ustawień>, nastąpi wysłanie do drukarki ustawień wagi (wszystkie parametry).

36. FILMY

Opcja umożliwiająca wyświetlenie filmu instruktażowego, dotyczącego np. działania funkcji wagi.


Aby wyświetlić film, należy wejść w grupę parametrów <Filmy> i uruchomić zapisany w pamięci wagi film.

Program wagi odtwarza filmy z rozszerzeniem *.wmv.



Z poziomu menu <Filmy> użytkownik o uprawnieniach <Administrator> może dodać/usunąć filmy z pamięci wagi. Pozostali użytkownicy mają tylko możliwość odtworzenia zapisanych filmów.


Aby dodać film należy:

1. Zapisać film na nośniku danych typu PenDrive
2. Nośnik włożyć w jedno z gniazd USB w głowicy wagi
3. Wejść w grupę parametrów <Film>
4. Nacisnąć ikonę <  > w górnym pasku
5. Wskazać plik z filmem na nośniku.
6. Film zostanie zapisany w pamięci wagi.




Aby uruchomić odtwarzanie filmu, należy:

1. Zapisać film w pamięci wagi (opis powyżej)
2. Wejść w grupę parametrów <Film>
3. Kliknąć w pasek z nazwą filmu, który ma być odtworzony

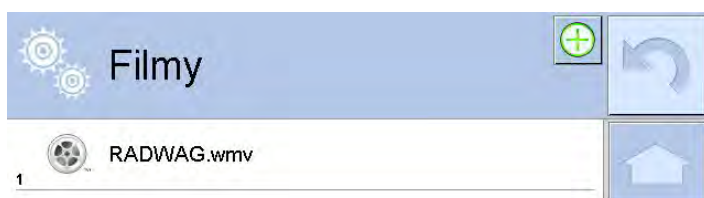

Zostanie automatycznie uruchomione odtwarzanie filmu.

Użytkownik ma do dyspozycji funkcje dostępne podczas odtwarzania:

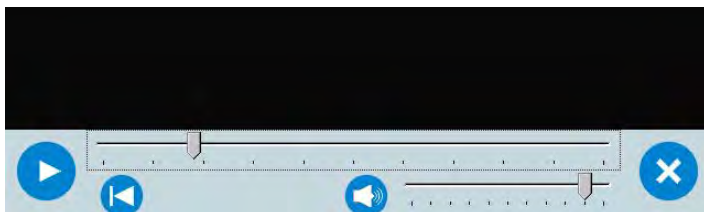

	Uruchom odtwarzanie/ włącz pauzę
	Zamknij film
	Siła głosu (regulowana w zakresie ustawionej Głośności w grupie parametrów INNE).
	Włączenie/ wyłączenie głosu
	Powrót do początku filmu

37. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

Informacje podstawowe

- A. Znakowy protokół komunikacyjny waga-terminal przeznaczony jest do komunikacji między wagą RADWAG a urządzeniem zewnętrznym przy pomocy łącza szeregowego RS-232C.
- B. Protokół składa się z komend przesyłanych z urządzenia zewnętrznego do wagi i odpowiedzi z wagi do urządzenia.
- C. Odpowiedzi są wysyłane z wagi każdorazowo po odebraniu komendy jako reakcja na daną komendę.
- D. Przy pomocy komend składających się na protokół komunikacyjny można uzyskiwać informacje o stanie wagi jak i wpływać na jej działanie, np. możliwe jest: otrzymywanie z wagi wyników ważenia, zerowanie, itp.

37.1. Zestaw rozkazów

Rozkaz	Opis komendy
Z	Zeruj wagę
T	Taruj wagę
OT	Podaj wartość tary
UT	Ustaw tarę
S	Podaj wynik stabilny w jednostce podstawowej
SI	Podaj wynik natychmiast w jednostce podstawowej
SIA	Podaj wyniki ze wszystkich platform natychmiast w jednostkach podstawowych
SU	Podaj wynik stabilny w jednostce aktualnej
SUI	Podaj wynik natychmiast w jednostce aktualnej
C1	Włącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej
C0	Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej
CU1	Włącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej
CU0	Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej
DH	Ustaw dolny próg doważania
UH	Ustaw górny próg doważania
ODH	Podaj wartość dolnego progu doważania
OUH	Podaj wartość górnego progu doważania
SM	Ustaw wartość masy pojedynczej sztuki
TV	Ustaw wartość masy docelowej
RM	Ustaw wartość masy odniesienia
NB	Podaj numer fabryczny wagi
PROFILE	Wybór profilu w wadze

LOGIN	Logowanie użytkownika
LOGOUT	Wylogowanie użytkownika
SS	Zatwierdzenie wyniku
IC	Wykonanie kalibracji wewnętrznej
IC1	Zablokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi
IC0	Odblokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi
K1	Zablokuj klawiaturę wagi
K0	Odblokuj klawiaturę wagi
BP	Uruchom sygnał dźwiękowy
OMI	Podaj dostępne mody pracy
OMS	Ustaw mod pracy
OMG	Podaj aktualny mod pracy
PC	Wyślij wszystkie zaimplementowane komendy
BN	Podaj typ wagi
FS	Podaj max udźwig
RV	Podaj wersję programu
A	Ustaw autozero
EV	Ustaw środowisko
FIS	Ustaw filtr
ARS	Ustaw zatwierdzenie wyniku
LDS	Ustaw ostatnią cyfrę

Uwaga:

- 1. Każdy rozkaz musi zostać zakończony znakami CR LF;*

37.2. Format odpowiedzi na pytanie z komputera

Indykator po przyjęciu rozkazu odpowiada:

XX_A CR LF	komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
XX_D CR LF	zakończono komendę (występuje tylko po XX_A)
XX_I CR LF	komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
XX _ ^ CR LF	komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu max
XX _ v CR LF	komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu min
XX _ OK CR LF	komendę wykonano
ES_CR LF	komenda niezrozumiana
XX _ E CR LF	przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny (limit czasowy jest parametrem charakterystycznym wagi)

XX - w każdym przypadku jest nazwą wysłanego rozkazu

_ - reprezentuje znak odstępu (spacji)

OPIS KOMEND

Zerowanie wagi

Składnia: **Z CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- Z_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- Z_D CR LF - zakończono komendę
- Z_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- Z_^ CR LF - komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu zerowania
- Z_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- Z_E CR LF - przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny
- Z_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Tarowanie wagi

Składnia: **T CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- T_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- T_D CR LF - zakończono komendę
- T_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- T_v CR LF - komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu tarowania
- T_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- T_E CR LF - przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny
- T_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Podaj wartość tary

Składnia: **OT CR LF**

Odpowiedź: **OT_TARA CR LF** - komenda wykonana

Format odpowiedzi:

1	2	3	4-12	13	14	15	16	17	18	19
O	T	spacja	tara	spacja	jednostka		spacja	CR	LF	

Tara - 9 znaków z wyrównaniem do prawej

Jednostka - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Uwaga:

Wartość tary jest podawana zawsze w jednostce kalibracyjnej.

Ustaw tarę

Składnia: **UT_TARA CR LF**, gdzie **TARA** - wartość tary

Możliwe odpowiedzi:

- UT_OK CR LF - komenda wykonana
- UT_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
- ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format tary)

Uwaga:

W formacie tary należy używać kropki jako znacznika miejsc po przecinku.

Podaj wynik stabilny w jednostce podstawowej

Składnia: **S CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- S_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- S_E CR LF - przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny
- S_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
- S_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

Format ramki masy jaką odpowiada waga:

1	2-3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:

S CR LF – rozkaz z komputera

S _ A CR LF - komenda zrozumiana i rozpoczęto jej wykonywanie

S _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 8 . 5 _ g _ _ CR LF - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej.

Podaj wynik natychmiast w jednostce podstawowej

Składnia: **SI CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- SI_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
- RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej natychmiast

Format ramki masy jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	I	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:**S I CR LF** – rozkaz z komputera**S I _ ? _ _ _ _ _ 1 8 . 5 _ k g _ CR LF** - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej natychmiast**Podaj wyniki ze wszystkich platform natychmiast w jednostkach podstawowych**Składnia: **SIA CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- SIA_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
- RAMKA MASY „P1” CR LF - zwracane są wartości masy ze wszystkich platform w jednostce podstawowej każdej platformy natychmiast
- RAMKA MASY „P2” CR LF

Format ramki masy z poszczególnej platformy jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
P	n	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

gdzie:

- n** - numer platformy wagowej
- Masa** - 9 znaków z wyrównaniem do prawej
- Jednostka** - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Przykład:

Założmy, że podłączone dwie platformy wagowe.

S I A CR LF – rozkaz z komputera**P 1 _ ? _ _ _ _ _ 1 1 8 . 5 _ g _ _ CR LF****P 2 _ _ _ _ _ 3 6 . 2 _ k g _ CR LF** - komenda wykonana, zwracane są wartości masy z obu platform w jednostkach podstawowych każdej platformy natychmiast**Podaj wynik stabilny w jednostce aktualnej**Składnia: **SU CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- SU_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- SU_E CR LF - przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny
- SU_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
- SU_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

Format ramki masy jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	U	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:

S U CR LF – rozkaz z komputera

S U _ A CR LF - komenda zrozumiana i rozpoczęto jej wykonywanie

S U _ _ _ - _ _ 1 7 2 . 1 3 5 _ N _ _ CR LF - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce aktualnie używanej.

Podaj wynik natychmiast w jednostce aktualnej

Składnia: **SUI CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

SUI_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej natychmiast

Format ramki masy jaką odpowiada waga

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	U	I	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:

S U I CR LF – rozkaz z komputera

S U I ? _ - _ _ _ 5 8 . 2 3 7 _ k g _ CR LF - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

gdzie: _ - spacja

Włącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej

Składnia: **C1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

C1_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

C1_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

Format ramki masy jaką odpowiada waga

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	I	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej

Składnia: **C0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

C0_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

C0_A CR LF - komenda zrozumiana i wykonana

Włącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej

Składnia: **CU1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

CU1_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

CU1_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce aktualnej

Format ramki masy jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	U	I	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka	CR	LF		

Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej

Składnia: **CU0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

CU0_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

CU0_A CR LF - komenda zrozumiana i wykonana

Ustaw dolny próg doważania

Składnia: **DH_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

DH_OK CR LF - komenda wykonana

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Ustaw górny próg doważania

Składnia: **UH_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

UH_OK CR LF - komenda wykonana

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Podaj wartość dolnego progu doważania

Składnia: **ODH CR LF**

Odpowiedź: **DH_MASA CR LF** - komenda wykonana

Format odpowiedzi:

1	2	3	4-12	13	14	15	16	17	18	19
D	H	spacja	masa	spacja	jednostka			spacja	CR	LF

Masa - 9 znaków z wyrównaniem do prawej

Jednostka - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Podaj wartość górnego progu dowożenia

Składnia: **OUH CR LF**

Odpowiedź: **UH_MASA CR LF** - komenda wykonana

Format ramki masy jaką odpowiada waga:

1	2	3	4-12	13	14	15	16	17	18	19
U	H	spacja	masa	spacja	jednostka			spacja	CR	LF

Masa - 9 znaków z wyrównaniem do prawej

Jednostka - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Ustaw masę pojedynczej sztuki (tylko w LICZENIU SZTUK)

Składnia: **SM_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

SM_OK CR LF - komenda wykonana

SM_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna (np.: inny mod pracy niż LICZENIE SZTUK)

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Ustaw masę docelową (np. w DOZOWANIU)

Składnia: **TV_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

TV_OK CR LF - komenda wykonana

TV_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna (np.: mod pracy WAŻENIE)

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Ustaw masę odniesienia (np. w ODCHYŁKACH)

Składnia: **RM_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

- RM_OK CR LF - komenda wykonana
- RM_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna (np.: inny mod pracy niż ODCHYŁKI)
- ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Logowanie użytkownika

Składnia: **LOGIN_Nazwa,Hasło CR LF** gdzie: _ - spacja (Nazwa i hasło muszą być wpisane zgodnie z formatem jak w wadze – *małe i duże litery*)

Możliwe odpowiedzi:

- LOGIN OK CR LF - komenda zrozumiana, nowy użytkownik zalogowany
- LOGIN ERROR CR LF - komenda zrozumiana, lecz błąd w nazwie lub hasle użytkownika, niemożliwe zalogowanie
- ES CR LF - komenda niezrozumiana (błąd w formacie)

Wylogowanie użytkownika

Składnia: **LOGOUT CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- LOGOUT OK CR LF - komenda zrozumiana, użytkownik wylogowany
- ES CR LF - komenda niezrozumiana (błąd w formacie)

Wybór profilu w wadze

Składnia: **PROFILE_Nazwa CR LF** gdzie: _ - spacja (Nazwa musi być wpisane zgodnie z formatem jak w wadze – *małe i duże litery*)

Możliwe odpowiedzi:

- PROFILE OK CR LF - komenda zrozumiana, nowy PROFIL uruchomiony
- LOGIN ERROR CR LF - komenda zrozumiana, lecz błąd w nazwie PROFILU, niemożliwe zalogowanie
- ES CR LF - komenda niezrozumiana (błąd w formacie)

Zatwierdzenie wyniku

Składnia: **SS CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

- SS_OK CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
- Komenda imituje naciśnięcie przycisku PRINT na elewacji wagi, wg ustawień w wadze, które są wybrane dla zatwierdzenia wyniku.

Kalibracja wewnętrzna

Składnia: **IC CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

IC_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
IC_D CR LF	- zakończono kalibrację
IC_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
IC_E CR LF	- przekroczony zakres, limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny
IC_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie nieдоступna

Zablokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi

Składnia: **IC1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

IC1_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie nieдоступna
IC1_E CR LF	- operacja nie jest możliwa, np. w przypadku wagi legalizowanej
IC1_OK CR LF	- komenda wykonana

Dla wag legalizowanych operacja nie jest możliwa.

Dla wag nielegalizowanych, komenda blokuje kalibrację wewnętrzną, do momentu jej odblokowania rozkazem IC0, lub wyłączenia wagi. Komenda nie zmienia ustawień wagi, dotyczących czynników decydujących o rozpoczęciu procesu kalibracji.

Odblokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi

Składnia: **IC0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

IC0_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie nieдоступna
IC0_OK CR LF	- komenda wykonana

Dla wag legalizowanych operacja nie jest możliwa.

Podaj nr fabryczny wagi

Składnia: **NB CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

NB_A_"x" CR LF	- komenda zrozumiana, zwraca numer fabryczny
NB_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie nieдоступna

x – numer fabryczny urządzenia (między znakami cudzysłowu)

Przykład:

polecenie:

NB CR LF – podaj numer fabryczny

odpowiedź:

NB_A_”1234567” – numer fabryczny urządzenia – ”1234567”

Zablokuj klawiaturę wagi

Składnia: **K1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

K1_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
K1_OK CR LF	- komenda wykonana

Komenda blokuje klawiaturę wagi (czujniki ruchu, touch panel) do momentu jej odblokowania rozkazem K0, lub wyłączenia wagi.

Odblokuj klawiaturę wagi

Składnia: **K0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

K0_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
K0_OK CR LF	- komenda wykonana

OMI – podaj dostępne mody pracy

Opis komendy:

Komenda zwraca dostępne mody pracy dla danego urządzenia.

Składnia: **OMI <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

OMI <CR><LF> n_”Nazwa modu” <CR><LF> : n_”Nazwa modu” <CR><LF> OK <CR><LF>	- komenda wykonana, zwraca dostępne mody pracy
OMI_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Nazwa modu – parametr, nazwa modu pracy, zwracana pomiędzy znakami cudzysłowu. Nazwa przedstawiona tak jak na wyświetlaczu danego typu wagi, w wybranym aktualnie na wadze języku pracy.

n – parametr, wartość dziesiętna określająca numer modu pracy.

n → 1 – Ważenie

2 – Liczenie sztuk

3 – Odchyłki

- 4 – Dozowanie
- 5 – Receptury
- 6 – Ważenie zwierząt
- 8 – Gęstość ciał stałych
- 9 – Gęstość cieczy
- 10 – Zatrząsk MAX
- 11 – Sumowanie
- 12 – Doważanie
- 13 – Statystyka
- 14 – Kalibracja pipet

Uwaga: Numeracja modów pracy jest ściśle przypisana do ich nazwy i stała we wszystkich rodzajach wag.

Niektóre rodzaje wag w odpowiedzi na **OMI**, mogą zwracać samą numerację, bez nazwy

Przykład1:

polecenie:

OMI <CR><LF> – podaj dostępne mody pracy

odpowieź:

OMI <CR><LF> – zwracane są dostępne mody pracy
numer + nazwa

2_ " Liczenie sztuk" <CR><LF>

4_ " Dozowanie" <CR><LF>

12_ " Doważanie" <CR><LF>

OK <CR><LF> – koniec wykonywania komendy

Przykład2:

polecenie:

OMI <CR><LF> – podaj dostępne mody pracy

odpowieź:

OMI <CR><LF> – zwracane są dostępne mody pracy
(numer modu)

2 <CR><LF>

4 <CR><LF>

12 <CR><LF>

OK <CR><LF> – koniec wykonywania komendy

OMS – ustaw mod pracy

Opis komendy:

Komenda ustawia aktywny mod pracy dla danego urządzenia.

Składnia: **OMS_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

OMS_OK <CR><LF>	– komenda wykonana
OMS_E <CR><LF>	– wystąpił błąd podczas wykonywania komendy,

	brak parametru lub nieprawidłowy format
OMS_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n – parametr, wartość dziesiętna określająca mod pracy. Dokładny opis przy komendzie OMI

Przykład:

połączenie:

OMS_13<CR><LF> – ustaw mod statystyka

odpowiedź:

OMS_OK<CR><LF> – wybrano mod statystyka

OMG – podaj aktualny mod pracy

Opis komendy:

Komenda zwraca wybrany mody pracy dla danego urządzenia.

Składnia: **OMG <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

OMG_n_OK <CR><LF>	- komenda wykonana, zwraca numer aktualnego modu pracy
OMG_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n – parametr, wartość dziesiętna określająca mod pracy. Dokładny opis przy komendzie OMI

Przykład:

połączenie:

OMG<CR><LF> – odczytaj aktualny mod pracy

odpowiedź:

OMG_13_OK<CR><LF> – urządzenie w modzie statystyka

BP – uruchom sygnał dźwiękowy

Opis komendy:

Komenda uruchamia sygnał dźwiękowy BEEP na określony czas.

Składnia: **BP_CZAS <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

BP_OK <CR><LF>	- komenda wykonana, uruchamia sygnał BEEP
BP_E" <CR><LF>	- brak parametru lub nieprawidłowy format
BP_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

CZAS – parametr, wartość dziesiętna, określa czas w [ms] trwania sygnału dźwiękowego. Zalecany przedział <50 ÷ 5000>.

W przypadku podania wartości większej od dopuszczalnej dla danego urządzenia, BEEP zostanie uaktywniony na maksymalny czas obsługiwany przez urządzenie.

Przykład:

polecenie:

BP_350<CR><LF> – włącz BEEP na 350 ms

odpowieź:

BP_OK<CR><LF> – BEEP załączony

Uwaga! – BEEP wywołany komendą BP, zostanie przerwany, jeżeli w czasie jego trwania nastąpi uaktywnienie sygnał z innego źródła: klawiatura, touch panel, czujniki ruchu.

Wyślij wszystkie zaimplementowane komendy

Składnia: **PC CR LF**

Odpowiedź:

PC_A_"Z,T,S,SI,SIA,SU,SUI,C1,C0,CU1,CU0,DH,ODH,UH,OUH,OT,UT, LOGIN,LOGOUT,PC" - komenda wykonana, indyktor wysłał wszystkie zaimplementowane komendy.

Podaj typ wagi

Składnia: **BN <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

BN_A_"x" <CR><LF>	- komenda zrozumiana, zwraca typ wagi
BN_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x – Typoszereg wagi (między znakami cudzysłowu), poprzedzony ogólnym typem wagi

Przykład:

polecenie:

BN <CR><LF> – podaj typ wagi

odpowieź:

BN_A_"AS" – typ wagi – "AS R"

Podaj maksymalny udźwig

Składnia: **FS <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

FS_A_ "x" <CR><LF>	- komenda zrozumiana, zwraca Max wagi
FS_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x – Max wagi bez działek wybiegu (między znakami cudzysłowu)

Przykład:

polecenie:

FS <CR><LF> – podaj Max wagi

odpowiedź:

FS_A_ "220.0000" – maksymalny udźwig wagi – "220 g"

Podaj wersję programu

Składnia: **RV <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

RV_A_ "x" <CR><LF>	- komenda zrozumiana, zwraca wersję programu
RV_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x – wersja programu (między znakami cudzysłowu)

Przykład:

polecenie:

RV <CR><LF> – podaj numer programu

odpowiedź:

RV_A_ " r3.0.9" – wersja programu – "r3.0.9"

Ustaw AUTOZERO

Składnia: **A_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

A_OK <CR><LF>	- komenda wykonana
A_E <CR><LF>	- wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
A_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n – parametr, wartość dziesiętna określająca ustawienie autozera.

n → 0 – autozero wyłączone

1 – autozero włączone

Uwaga:

Komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie:

A_1<CR><LF> – włącz działanie autozera

odpowiedź:

A_OK<CR><LF> – autozero włączone

Komenda włącza działanie AUTOZERA, do momentu wyłączenia rozkazem A 0.

Ustaw środowiska

Składnia: **EV_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

EV_OK <CR><LF>	– komenda wykonana
EV_E <CR><LF>	– wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
EV_I <CR><LF>	– komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n – parametr, wartość dziesiętna określająca ustawienie środowiska.

n → 0 – środowisko niestabilne

1 – środowisko stabilne

Uwaga:

Komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie:

EV_1<CR><LF> – ustaw środowisko na stabilne

odpowiedź:

EV_OK<CR><LF> – ustawiono środowisko na stabilne

Komenda ustawia parametr <SRODOWISKO> na wartość <STABILNE>, do momentu zmiany na wartość <NIESTABILNE> komendą EV 0.

FIS – ustaw filtr

FIS – (Filter, Set)

Opis komendy:

Komenda ustawia filtr dla danego urządzenia.

Składnia: **FIS_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

FIS_OK <CR><LF>	- komenda wykonana
FIS_E <CR><LF>	- wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
FIS_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n – parametr, wartość dziesiętna określająca numer filtru.

n → 1 – bardzo szybki

2 – szybki

3 – średni

4 – wolny

5 – bardzo wolny

Uwaga: Numeracja jest ściśle przypisana do nazwy filtru i stała we wszystkich rodzajach wag.

Jeżeli w danym typie wagi ustawienia filtru przypisane są do modu pracy, komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie:

FIS_3<CR><LF> – ustaw filtr średni

odpowieź:

FIS_OK<CR><LF> – ustawiono filtr średni

ARS – ustaw zatwierdzenie wyniku

ARS – (Approval Result, Set)

Opis komendy:

Komenda ustawia zatwierdzenia wyniku dla danego urządzenia.

Składnia: **ARS_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

ARS_OK <CR><LF>	- komenda wykonana
ARS_E <CR><LF>	- wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
ARS_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n – parametr, wartość dziesiętna określająca zatwierdzenie wyniku.

n → 1 – szybko

2 – szybko+dokładnie

3 – dokładnie

Uwaga: Numeracja jest ściśle przypisana do nazwy zatwierdzenia wyniku i stała we wszystkich rodzajach wag.

Jeżeli w danym typie wagi ustawienia przypisane są do modu pracy, komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie:

ARS_2<CR><LF> – ustaw zatwierdzenie wyniku na szybko+dokładnie

odpowiedź:

ARS_OK<CR><LF> – ustawiono szybko+dokładnie

LDS – ustaw ostatnią cyfrę

LDS – (Last Digit, Set)

Opis komendy:

Komenda ustawia ostatniej cyfry dla danego urządzenia.

Składnia: **LDS_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

LDS_OK <CR><LF>	– komenda wykonana
LDS_E <CR><LF>	– wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
LDS_I <CR><LF>	– komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n – parametr, wartość dziesiętna określająca ustawienie dla ostatniej cyfry.

n → 1 – zawsze

2 – nigdy

3 – gdy stabilny

Uwaga: Numeracja jest ściśle przypisana do nazwy ustawienia ostatniej cyfry i stała we wszystkich rodzajach wag.

Jeżeli w danym typie wagi ustawienia przypisane są do modu pracy, komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie:


LDS_1<CR><LF> – ustaw ostatnią cyfrę na wartość zawsze

odpowiedź:

LDS_OK<CR><LF> – ustawiono zawsze

37.3. Wydruk ręczny / wydruk automatyczny

Użytkownik może generować z wagi wydruki ręcznie lub automatyczne.

- Wydruk ręczny: nacisnąć przycisk , po ustabilizowaniu się wskazania
- Wydruk automatyczny generowany jest automatycznie, zgodnie z ustawieniami jak dla wydruku automatycznego (*patrz pkt. 10.8*).

Zawartość wydruku zależy jest od ustawień dla <Wydruk standardowy> - <Projekt wydruku ważenia> (*patrz pkt. 15.5*).

Format wydruku masy:

1	2	3	4 -12	13	14	15	16	17	18
znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Znak stabilności	[spacja] jeżeli stabilny [?] jeżeli niestabilny [!] jeżeli jest włączona funkcja kompensacji wyporu powietrza [^] jeżeli wystąpi błąd przekroczenia zakresu na + [v] jeżeli wystąpi błąd przekroczenia zakresu na -
Znak	[spacja] dla wartości dodatnich lub [-] dla wartości ujemnych
Masa	9 znaków z kropką z wyrównaniem do prawej
Jednostka	3 znaki wyrównanie do lewej

Przykład:

_____ **1 8 3 2 . 0 _ g _ _ CR LF** - wydruk wygenerowany z wagi po naciśnięciu przycisku  przy ustawieniach dla <Projekt wydruku ważenia>:

N (ilość pomiarów)	NIE	Zmienna uniwersalna 1 ... 5	NIE
Data	NIE	Netto	NIE
Czas	NIE	Tara	NIE
Wypoziomowanie	NIE	Brutto	NIE
Klient	NIE	Aktualny wynik	NIE
Magazyn	NIE	Jednostka dodatkowa	NIE
Towar	NIE	Masa	TAK
Opakowanie	NIE	Wydruk niestandardowy	NIE

38. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYNYCH


Waga serii „Y” może współpracować z następującymi urządzeniami:

- Komputerm,
- drukarką paragonową KAFKA, EPSON,
- drukarką PCL,
- dodatkowym wyświetlaczem,
- skanerem kodów kreskowych,
- dowolnym urządzeniem peryferyjnym obsługującym protokół ASCII.


39. SCHEMATY PRZEWODÓW POŁĄCZENIOWYCH

Uwaga:


Przewód „waga – Ethernet” jest standardowym kablem sieciowym zakończonym obustronnie złączem RJ45.

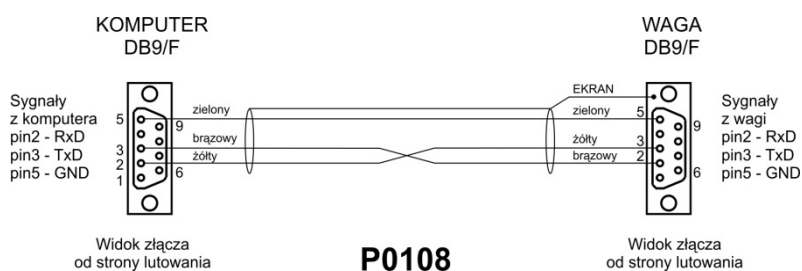


Przewód waga – komputer (RS232)

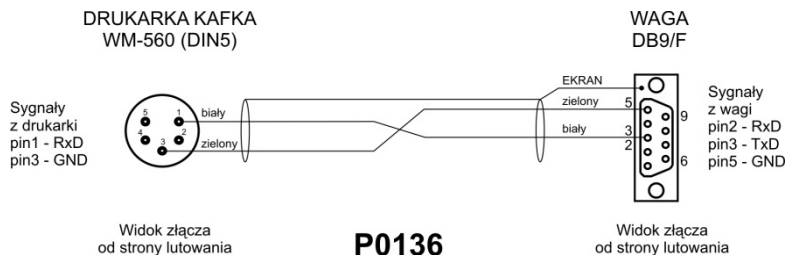

Przewód waga - drukarka KAFKA

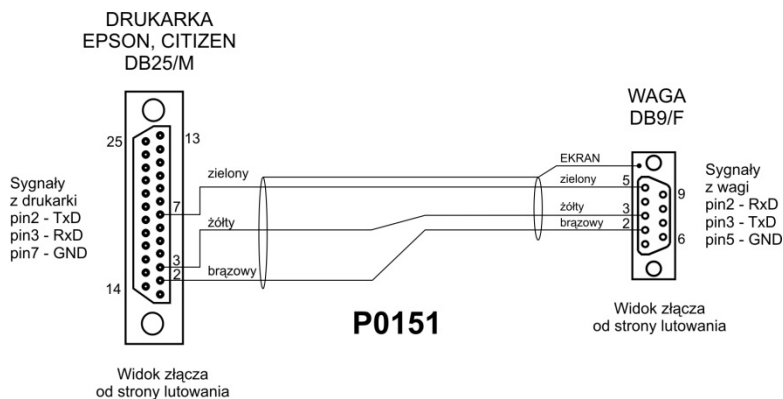

Przewód waga – drukarka (CITIZEN, EPSON)

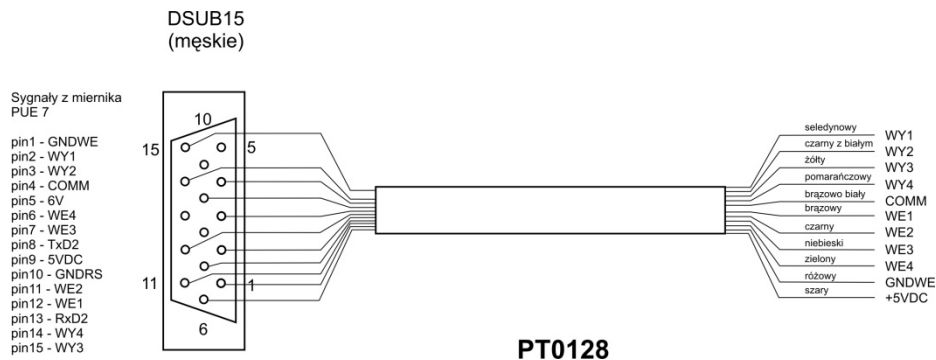

Przewód WE/WY

40. KOMUNIKATY O BŁĘDACH

- Err2- Wartość poza zakresem zerowania,
- Err3- Wartość poza zakresem tarowania,
- Err8- Przekroczony czas operacji tarowania/zerowania,
- NULL- Wartość zera z przetwornika,
- FULL- Przekroczenie zakresu pomiarowego,
- LH- Błąd masy startowej,
- no level- Waga niewypoziomowana
- Err 100- Restart modułu wagowego

In process Trwa proces podczas którego wskazanie może być niestabilne
(tabletkarka – proces podawania tabletki lub komparator – proces zmiany obciążenia)

41. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Typ	Nazwa
P0136	Przewód RS232 do drukarki KAFKA
P0151	Przewód RS232 do drukarki EPSON
KAFKA	Drukarka termiczna
EPSON	Drukarka igłowa
CITIZEN	Drukarka etykiet
	Drukarka PCL
WD- xx	Wyświetlacz dodatkowy w obudowie plastikowej
CK-01	Czytnik kart transponderowych
LS2208	Skaner kodów kreskowych
AP2-1	Wyjście pętli prądowej
SAL	Stół antywibracyjny do wag serii AS i PS
	Klawiatura PC.

Programy komputerowe:

- Program komputerowy „EDYTOR ETYKIET”,
- Program komputerowy „PW-WIN”,
- Program komputerowy „RAD-KEY”.

42. DODATEK A - Zmienne dla wydruków

42.1. Wykaz zmiennych

Uwaga:

Każda definiowana zmienna musi zawierać się w nawiasach klamerkowych: {x}, gdzie x – numer zmiennej.

Lista zmiennych dostępna w systemie do definiowania wyglądu wzorców wydruku oraz danych wyświetlanych w obszarze roboczym okna wagowego:

Symbol	Opis zmiennej
{0} ¹⁾	Wydruk standardowy w jednostce kalibracyjnej
{1} ¹⁾	Wydruk standardowy w jednostce aktualnej
{2}	Data
{3}	Czas
{4}	Data i czas
{5}	Mod pracy
{6}	Masa netto w jednostce aktualnej
{7}	Masa netto w jednostce kalibracyjnej
{8}	Masa brutto
{9}	Tara
{10}	Jednostka aktualna
{11}	Jednostka kalibracyjna
{12}	Próg dolny
{13}	Próg górny
{15}	Statystyki: Liczba
{16}	Statystyki: Suma
{17}	Statystyki: Średnia
{18}	Statystyki: Minimum
{19}	Statystyki: Maksimum
{20}	Statystyki: SDV
{21}	Statystyki: D
{22}	Statystyki: RDV

{26}	Kontrola wyniku
{27}	Wartość
{28}	Wypoziomowanie
{30}	Wartość brutto
{31}	Numer platformy
{32}	Numer fabryczny
{33}	Działka wagi
{34}	Zakres
{35}	Liczenie sztuk: Masa wzorca
{36}	Odchyłki: Masa odniesienia
{38}	Zmienna uniwersalna: Nazwa
{39}	Zmienna uniwersalna: Wartość
{43}	Masa netto w jednostce dodatkowej
{44}	Jednostka dodatkowa
{45}	Wartość docelowa
{46}	Tolerancja
{47}	Różnica
{48}	Typ wagi
{50}	Towar: Nazwa
{51}	Towar: Kod
{52}	Towar: Kod EAN
{53}	Towar: Masa
{54}	Towar: Tara
{55}	Towar: Cena
{56}	Towar: Minimum
{57}	Towar: Maximum
{58} ²⁾	Towar: Tryb KTP
{59}	Towar: Liczba dni ważności
{60}	Towar: VAT
{61}	Towar: Data
{62}	Towar: Data ważności
{63}	Towar: Gęstość
{64}	Towar: Składniki
{65}	Towar: Opis

{66}	Towar: Tolerancja
{75}	Użytkownik: Nazwa
{76}	Użytkownik: Kod
{77}	Użytkownik: Uprawnienia
{80}	Opakowanie: Nazwa
{81}	Opakowanie: Kod
{82}	Opakowanie: Masa
{85}	Klient: Nazwa
{86}	Klient: Kod
{87}	Klient: NIP
{88}	Klient: Adres
{89}	Klient: Kod pocztowy
{90}	Klient: Miejscowość
{91}	Klient: Rabat
{100} ²⁾	Raport KTP: Numer Partii
{101} ²⁾	Raport KTP: Data rozpoczęcia
{102} ²⁾	Raport KTP: Data zakończenia
{103} ²⁾	Raport KTP: Wynik
{104} ²⁾	Raport KTP: Liczność partii
{105} ²⁾	Raport KTP: Liczba pomiarów
{106} ²⁾	Raport KTP: Wartość błędu T1
{107} ²⁾	Raport KTP: Wartość błędu 2T1
{108} ²⁾	Raport KTP: Liczba błędów T1
{109} ²⁾	Raport KTP: Dopuszczalna liczba błędów T1
{110} ²⁾	Raport KTP: Liczba błędów 2T1
{111} ²⁾	Raport KTP: Suma
{112} ²⁾	Raport KTP: Min
{113} ²⁾	Raport KTP: Max
{114} ²⁾	Raport KTP: Średnia
{115} ²⁾	Raport KTP: Granica średniej
{116} ²⁾	Raport KTP: Odchylenie standardowe
{117} ²⁾	Raport KTP: Pomiary
{118} ²⁾	Raport KTP: Jednostka
{119} ²⁾	Raport KTP: Nr raportu

{120} ²⁾	Raport Średnia Tara: Data
{121} ²⁾	Raport Średnia Tara: Wynik
{122} ²⁾	Raport Średnia Tara: Odchylenie standardowe
{123} ²⁾	Raport Średnia Tara: 0,25T1
{124} ²⁾	Raport Średnia Tara: Liczba pomiarów
{125} ²⁾	Raport Średnia Tara: Pomiary
{126} ²⁾	Raport Średnia Tara: Nr raportu
{130}	Magazyn: Nazwa
{131}	Magazyn: Kod
{132}	Magazyn: Opis
{140}	Wyświetlacz dodatkowy: WD
{142}	Wyświetlacz dodatkowy: WWG
{143}	Hex
{144}	Hex UTF-8
{146}	Masa brutto w jednostce aktualnej
{147}	Tara w jednostce aktualnej
{150}	Drukarka PCL: Wysunięcie strony
{151}	Drukarka Epson: Obcięcie papieru
{155}	Współpraca z programem RADWAG CONNECT
{165}	Receptura: Nazwa
{166}	Receptura: Kod
{167}	Receptura: Liczba składników
{168}	Receptura: Suma
{169}	Receptura: Składnik
{170}	Receptura: Numer składnika
{175}	Raport receptury: Data rozpoczęcia
{176}	Raport receptury: Data zakończenia
{177}	Raport receptury: Suma
{178}	Raport receptury: Wartość docelowa
{179}	Raport receptury: Różnica
{180}	Raport receptury: Liczba pomiarów

{181}	Raport receptury: Status
{182}	Raport receptury: Pomiary
{188}	Składnik: Masa docelowa
{189}	Składnik: Różnica
{190} ²⁾	Komparator: Nr raportu
{191} ²⁾	Komparator: Data rozpoczęcia
{192} ²⁾	Komparator: Data zakończenia
{193} ²⁾	Komparator: Numer zlecenia
{194} ²⁾	Komparator: Numer wzorca badanego
{195} ²⁾	Komparator: Różnica
{196} ²⁾	Komparator: Zestawienia pomiarów
{197} ²⁾	Komparator: Średnia różnica
{198} ²⁾	Komparator: Odchylenie standardowe
{199} ²⁾	Komparator: Liczba cykli
{200} ²⁾	Komparator: Metoda
{201} ²⁾	Komparator: Temperatura Min
{202} ²⁾	Komparator: Temperatura Max
{203} ²⁾	Komparator: Wilgotność Min
{204} ²⁾	Komparator: Wilgotność Max
{205} ²⁾	Komparator: Ciśnienie Min
{206} ²⁾	Komparator: Ciśnienie Max
{207} ²⁾	Komparator: Zadanie
{208} ²⁾	Komparator: Wybrane zadanie
{209} ²⁾	Komparator: Pomiary
{210}	Historia kalibracji: Rodzaj kalibracji
{211}	Historia kalibracji: Masa nominalna
{212}	Historia kalibracji: Masa aktualna
{213}	Historia kalibracji: Różnica
{214}	Historia kalibracji: Temperatura
{215}	Historia kalibracji: Wypoziomowanie
{216}	Historia kalibracji: Numer platformy
{219}	Historia kalibracji: Data i czas ostatniej kalibracji
{220} ²⁾	Kontrola Masy: Data rozpoczęcia
{221} ²⁾	Kontrola Masy: Data zakończenia
{222} ²⁾	Kontrola Masy: Nr partii

{223} ²⁾	Kontrola Masy: Średnia
{224} ²⁾	Kontrola Masy: Odchylenie standardowe
{225} ²⁾	Kontrola Masy: Liczność wzorca
{226} ²⁾	Kontrola Masy: Pomiar
{227} ²⁾	Kontrola Masy: Nr raportu
{228} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błęd T2M
{229} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błęd T1M
{230} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błęd T1P
{231} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błęd T2P
{232} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T2-
{233} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T1-
{234} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T1+
{235} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T2+
{236} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T2-
{237} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T1-
{238} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T1+
{239} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T2+
{240} ²⁾	Kontrola Masy: Średnia w procentach (DX)
{241} ²⁾	Kontrola Masy: Odchylenie standardowe w procentach
{250}	Gęstość: Data rozpoczęcia
{251}	Gęstość: Data zakończenia
{252}	Gęstość: Procedura
{253}	Gęstość: Ciecz wzorcowa
{254}	Gęstość cieczy wzorcowej
{255}	Gęstość: Temperatura cieczy wzorcowej
{256}	Gęstość: Objętość nurnika
{257}	Gęstość: Gęstość wyznaczona
{258}	Gęstość: Jednostka
{259}	Gęstość: Nr próbki
{260}	Gęstość: Ważenie 1
{261}	Gęstość: Ważenie 2
{263}	Gęstość: Objętość
{266}	Gęstość: Masa wzorca stalowego
{267}	Gęstość: Masa wzorca aluminiowego
{268}	Gęstość: Gęstość wzorca stalowego
{269}	Gęstość: Gęstość wzorca aluminiowego

{275}	Raport warunków środowiskowych: Data i czas
{276}	Raport warunków środowiskowych: Temperatura THB
{277}	Raport warunków środowiskowych: Wilgotność THB
{278}	Raport warunków środowiskowych: Temperatura 1
{279}	Raport warunków środowiskowych: Temperatura 2
{280}	Raport warunków środowiskowych: Ciśnienie THB
{281}	Raport warunków środowiskowych: Gęstość powietrza
{282}	Raport warunków środowiskowych: Wilgotność
{283}	Raport warunków środowiskowych: Ciśnienie
{285} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Nazwa
{286} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Kod
{287} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Klasa
{288} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Numer fabryczny
{289} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Masa
{290} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Numer kompletu
{295}	Ważenie zwierząt: Próg
{296}	Ważenie zwierząt: Czas uśredniania
{300} ²⁾	Zadania: Nazwa
{301} ²⁾	Zadania: Kod
{302} ²⁾	Zadania: Klasa
{303} ²⁾	Zadania: Masa
{304} ²⁾	Zadania: Numer zlecenia
{305} ²⁾	Zadania: Numer wzorca badanego
{310}	Pipety: Nazwa
{311}	Pipety: Kod
{312}	Pipety: Model
{313}	Pipety Końcówki
{314}	Pipety: Objętość nominalna
{315}	Pipety: Objętość minimalna
{316}	Pipety: Liczba kanałów
{317}	Pipety: Typ
{318}	Pipety: Rodzaj objętości
{319}	Pipety: Badane objętości

{325}	Raport kalibracji pipety: Numer seryjny
{326}	Raport kalibracji pipety: Data rozpoczęcia
{327}	Raport kalibracji pipety: Data zakończenia
{328}	Raport kalibracji pipety: Liczba pomiarów
{329}	Raport kalibracji pipety: Praca z ISO 8655
{330}	Raport kalibracji pipety: Status
{331}	Raport kalibracji pipety: Temperatura
{332}	Raport kalibracji pipety: Wilgotność
{333}	Raport kalibracji pipety: Ciśnienie
{334}	Raport kalibracji pipety: Temperatura wody
{335}	Raport kalibracji pipety: Współczynnik Z
{336}	Raport kalibracji pipety: Statystyka
{337}	Raport kalibracji pipety: Pomiary i statystyka
{338}	Raport kalibracji pipety: Numer kanału
{340}	Raport kalibracji pipety: Średnia objętość
{341}	Raport kalibracji pipety: Błąd systematyczny
{342}	Raport kalibracji pipety: Błąd przypadkowy
{343}	Raport kalibracji pipety: Badana objętość
{344}	Raport kalibracji pipety: Błąd systematyczny [%]
{345}	Raport kalibracji pipety: Błąd przypadkowy [%]
{350}	Seria: Nazwa
{351}	Seria: Kod
{352}	Seria: Próbkki
{353}	Seria: Liczba próbek
{355}	Próbka: Nazwa
{356}	Próbka: Status
{357}	Próbka: Tara
{358}	Próbka: Temperatura
{359}	Próbka: Wilgotność
{360}	Próbka: Ciśnienie
{361}	Numer próbki

{365}	Ważenie B: Interwał
{366}	Ważenie B: Różnica
{367}	Ważenie B: Różnica %
{368}	Ważenie B: Reszta %
{369}	Ważenie B: Numer
{375}	Ważenie różnicowe: Metoda
{380} ²⁾	Program suszenia: Nazwa
{381} ²⁾	Program suszenia: Kod
{385} ²⁾	Profil suszenia
{386} ²⁾	Parametry profilu suszenia
{387} ²⁾	Sposób zakończenia
{388} ²⁾	Parametry sposoby zakończenia
{389} ²⁾	Raport suszenia: Jednostka
{390} ²⁾	Raport suszenia: Czas wydruku
{395} ²⁾	Wagosuszarka: Temperatura zadana
{396} ²⁾	Wagosuszarka: Temperatura aktualna
{397} ²⁾	Wagosuszarka: Czas suszenia
{398} ²⁾	Wagosuszarka: Status
{399} ²⁾	Wagosuszarka: czas suszenia i wynik
{400} ²⁾	Wagosuszarka: Zawartość wilgoci
{401} ²⁾	Wagosuszarka: Zawartość suchego
{402} ²⁾	Wagosuszarka: Wilgoć/Suche
{403} ²⁾	Wagosuszarka: Test grzałki – Moc [%]
{405}	SQC: Numer partii
{406}	SQC: Data rozpoczęcia
{407}	SQC: Data zakończenia
{408}	SQC: Liczność partii
{410}	SQC : Średnia
{411}	SQC : Odchylenie standardowe
{412}	SQC : MIN

{413}	SQC : MAX
{414}	SQC : Różnica
{415}	SQC : Pomiary
{416}	SQC : Średnia [%]
{417}	SQC : Odchylenie standardowe [%]
{418}	SQC : Liczba błędów T2-
{419}	SQC : Liczba błędów T1-
{420}	SQC : Liczba błędów T1+
{421}	SQC : Liczba błędów T2+
{422}	SQC : Próg T2-
{423}	SQC : Próg T1-
{424}	SQC : Próg T1+
{425}	SQC : Próg T2+
{426}	SQC : Wartość progu T2-
{427}	SQC : Wartość progu T1-
{428}	SQC : Wartość progu T1+
{429}	SQC : Wartość progu T2+
{440}	Minimalna naważka : Nazwa
{441}	Minimalna naważka : Tara referencyjna
{442}	Minimalna naważka
{443}	Minimalna naważka : Status

Uwaga:

- 1) Format zmiennych {0} oraz {1} jest zakończony znakami **CR LF**, tzn. przejście do kolejnej linii jest wykonywane domyślnie),
- 2) Zmienne nieobsługiwane w wersji oprogramowania „**Standard**”.

42.2. Formatowanie zmiennych

Użytkownik ma możliwość dowolnego formatowania zmiennych liczbowych, tekstowych oraz daty przeznaczonych do wydruku bądź jako informacje do zawarcia w obszarze roboczym wyświetlacza wagi.

Rodzaje formatowania:

- wyrównanie zmiennej do lewej,
- wyrównanie zmiennej do prawej,
- określenie ilości znaków do wydruku / wyświetlenia,
- deklaracja ilości miejsc po przecinku dla zmiennych liczbowych,
- konwersja formatu daty i godziny,
- konwersja zmiennych liczbowych na postać kodu EAN13,
- konwersja zmiennych liczbowych oraz daty na postać kodu EAN128.

Znaki specjalne formatowania:

Znak	Opis	Przykład
,	Znak separujący zmienne od formatowania	{7,10} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej o stałej długości 10 znaków, wyrównana do prawej
-	Znak minus lub justowanie do lewej	{7,-10} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej o stałej długości 10 znaków, wyrównana do lewej
:	Znak poprzedzający formatowanie lub separator czasu (tj. godzin, minut i sekund)	{7:0.000} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej zawsze z trzema miejscami po przecinku; {3:hh:mm:ss} - Aktualny czas w formacie: godzina : minuta : sekunda
.	Pierwsza napotkana kropka w liczbie jest traktowana jako separator części całkowitej od części dziesiętnej. Każda następna jest ignorowana.	{55:0.00} - Cena jednostkowa towaru zawsze z dwoma miejscami po przecinku; {17:0.0000} - Średnia z pomiarów zawsze z czterema miejscami po przecinku;
F	Znak formatujący liczby do łańcucha znaków w formacie „-ddd.ddd...” (gdzie: d stanowią pojedyncze cyfry, znak minus występuje tylko dla liczb ujemnych) lub określenie liczby miejsc po przecinku	{7:F2} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej zawsze z dwoma miejscami po przecinku {7,9:F2} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej zawsze z dwoma miejscami po przecinku o stałej długości 9 znaków z wyrównaniem do prawej
V	Formatowanie masy i wielkości pochodnych do masy w kodzie EAN13	{7:V6.3} - Masa netto w postaci EAN13 (Kod 6 znakowy) z trzema miejscami po przecinku

















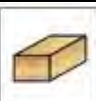









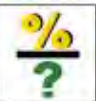



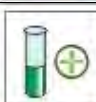


Znak	Opis	Przykład
T	Formatowanie masy i wielkości pochodnych do masy w kodzie EAN128	{7:T6.3} - Masa netto w postaci EAN128 z trzema miejscami po przecinku
/	Separator daty między dniami, miesiącami i latami	{2:yy/MM/dd} - Aktualna data w formacie: rok - miesiąc - dzień, gdzie yy to reprezentacja dwóch mniej znaczących cyfr roku
\	Znak „escape” usuwający funkcję formatującą z następnego znaku tak aby mógł być traktowany jako tekst	{2:yy\\ /MM\\ /dd} - Aktualna data w formacie: rok / miesiąc / dzień; {2:yy\\ :MM\\ :dd} - Aktualna data w formacie: rok : miesiąc : dzień. W przypadku konieczności użycia ukośnika „\” jako literału należy napisać \\.

Lista zastosowań zmiennych formatowanych:

KOD	OPIS
{7:V6.3}	Masa netto w postaci EAN 13 (kod 6-znakowy)
{7:V7.3}	Masa netto w postaci EAN 13 (kod 7-znakowy)
{27:V6.3}	Wartość netto w postaci EAN 13 (kod 6-znakowy)
{27:V7.3}	Wartość netto w postaci EAN 13 (kod 7-znakowy)
{7:T6.3}	Masa netto w kodzie EAN 128
{8:T6.3}	Masa brutto w kodzie EAN 128
{55:T6.2}	Cena asortymentu w kodzie EAN 128
{2:yyMMdd}	Data w kodzie EAN 128
{61:yyMMdd}	Data asortymentu w kodzie EAN 128
{62:yyMMdd}	Data ważności asortymentu w kodzie EAN 128

43. DODATEK B – Lista przycisków programowalnych

Ikona	Nazwa funkcji	Ikona	Nazwa funkcji
	Wybór profilu		Edytuj zmienną uniwersalną 5
	Kalibracja/adjustacja wagi		Zatwierdzenie
	Zerowanie		Przerwanie
	Tarowanie		Wybór użytkownika
	Ustawienie tary		Otwarcie/zamknięcie lewych drzwiczek
	Wyłączenie tary		Otwarcie/zamknięcie prawych drzwiczek
	Przywrócenie tary		Otwarcie/zamknięcie drzwiczek
	Wybór opakowania		Parametry
	Drukowanie		Wybór towaru
	Drukowanie nagłówka		Wybór magazynu
	Drukowanie stopki		Wybór klienta
	Wybór jednostki		Pomoc
	Edytuj zmienną uniwersalną 1		Liczenie sztuk: Podaj masę sztuki
	Edytuj zmienną uniwersalną 2		Liczenie sztuk: Wyznacz masę sztuki
	Edytuj zmienną uniwersalną 3		Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 5 sztuk
	Edytuj zmienną uniwersalną 4		Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 10 sztuk

	Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 20 sztuk		Wybór pipety
	Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 50 sztuk		Ważenie różnicowe: Wybór serii
	Ustawienie progów doważania		Ważenie różnicowe: wybór próbki
	Statystyka		Ważenie różnicowe: ważenie tary
	Dodanie pomiaru do statystyki		Ważenie różnicowe: ważenie A
	Ustawienie masy docelowej		Ważenie różnicowe: ważenie B
	Odchyłki: Podaj masę wzorca		Ważenie różnicowe: ważenie tary i ważenie A
	Odchyłki: ustawienie 100% masy, która jest na szalce		Ważenie różnicowe: usuwanie wartości
	Gęstość: gęstość ciał stałych		Ważenie różnicowe: kopiowanie tary do wielu próbek
	Gęstość: gęstość cieczy		Ważenie różnicowe: dodanie próbki do serii
	Gęstość: powietrza		Wagosuszarka: wybór programu suszenia
	Ważenie zwierząt		Wagosuszarka: wyświetlenie wykresu suszenia
	Wybór receptury z bazy		Wagosuszarka: wyświetlenie opisu przygotowania próbki
	Wybór receptury z mnożnikiem		KTP: Informacje o trwającej kontroli
	Wybór receptury z masą docelową		KTP: wyświetlenie wykresu kontroli
	Receptura niewystępująca w bazie		Wybór modu pracy
	Receptura: pominięcie składnika		

44. DODATEK C - Ustawienie drukarki CITIZEN

Prędkość transmisji	9600b/sec
Kontrola parzystości	brak
Ilość bitów	8bit
Bit stopu	1 bit
Kontrola przepływu	brak
IEEE 1284	włączone

Informacje na wydruku z drukarki odnośnie RS232:

[Interface Menu]

RS-232C Baud rate	9600bps
RS-232C Parity	None
RS-232C Length	8 bit
RS-232C Stop bit	1 bit
RS-232C X-ON	No
IEEE 1284	On

Sposób wykonywania wydruku informacyjnego oraz dokonywania zmian w ustawieniach drukarki opisany jest w instrukcji obsługi drukarek CITIZEN.

45. DODATEK D - Ustawienie drukarki ZEBRA

Prędkość transmisji – 9600b/sec
Kontrola parzystości – brak
Ilość bitów – 8bit
Bit stopu – 1 bit

Informacje na wydruku z drukarki odnośnie RS 232:

Serial port : **96, N, 8, 1**

Sposób wykonywania wydruku informacyjnego oraz dokonywania zmian w ustawieniach drukarki opisany jest w instrukcji obsługi drukarek ZEBRA.

46. DODATEK E - Ustawienie czytnika kodów kreskowych

1. Wagi firmy RADWAG używają interfejsu RS232 z transmisją simpleks (w jednym kierunku) bez potwierdzenia do komunikacji z czytnikami kodów kreskowych. Do tego celu wystarczy użycie dwóch linii kabla. Z tego powodu czytniki powinny wyposażony w taki interfejs i mieć wyłączoną tak programową jak i sprzętową kontrolę przepływu.
2. Zarówno wagi jak i czytniki mają możliwość ustawiania parametrów transmisji. Oba urządzenia powinny zgadzać się co do: prędkości transmisji, ilości bitów danych, kontroli parzystości, ilości bitów stopu. Np. 9600,8,N,1 – prędkość 9600 bit/s , 8-bitów danych, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu.
3. Czytniki kodów kreskowych mogą wysyłać dodatkowe informacje oprócz oczekiwanego kodu kreskowego np. symbol oznaczający rodzaj kodu kreskowego. Ponieważ urządzenia firmy RADWAG nie używają tej informacji zaleca się jej programowe wyłączenie.
4. Niektóre systemy firmy RADWAG posiadają możliwość pomijania nieistotnych informacji w kodzie poprzez parametry wyznaczające początek i długość kodu podlegającego analizie.
5. Aby kod kreskowy mógł być odczytany przez wagę musi posiadać szczególne cechy. Jest wymagane nadanie (zaprogramowanie) odpowiedniego przedrostka (*ang. prefix*), i przyrostka (*ang. suffix*).
W standardzie przyjętym przez RADWAG przedrostkiem jest znak (bajt) 01 heksadecymalnie a przyrostkiem jest znak (bajt) 0D heksadecymalnie.
6. Czytniki przeważnie posiadają możliwość włączania i wyłączania możliwości szczytywania różnych kodów.
7. Programowanie czytników kodów kreskowych odbywa się poprzez skanowanie odpowiednich kodów programujących.

Kod kreskowy w postaci heksadecymalnej z przedrostkiem i przyrostkiem	Kod kreskowy w kodzie ASCII z pominięciem znaków sterujących	Typ kodu
01 30 30 32 31 30 31 32 36 0D	00210126	EAN-8
01 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0D	0123456789	KOD 2 Z 5
01 43 4F 44 45 20 33 39 20 54 45 53 54 0D	CODE 39 TEST	CODE 39
01 31 31 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 0D	1101234567891	EAN-13
01 43 6F 64 65 20 31 32 38 20 54 65 73 74 0D	CODE 128 Test	CODE 128

47. DODATEK F – Struktura menu

Kalibracja użytkownika

Opis	Wartość
Kalibracja wewnętrzna	Funkcja
Kalibracja zewnętrzna	Funkcja
Kalibracja użytkownika	Funkcja
Test kalibracji	Funkcja
Czas kalibracji automatycznej	1 - 12
Wydruk raportu	Nie / Tak
Projekt GLP . . →→	

	Nazwa	Wybór
	» Kalibracja	Nie / Tak
	» Mod pracy	Nie / Tak
	» Data	Nie / Tak
	» Czas	Nie / Tak
	» Użytkownik	Nie / Tak
	» Typ wagi	Nie / Tak
	» ID wagi	Nie / Tak
	» Wypoziomowanie	Nie / Tak
	» Masa nominalna	Nie / Tak
	» Różnica	Nie / Tak
	» Temperatura	Nie / Tak
	» Masa aktualna	Nie / Tak
	» Pusta linia	Nie / Tak
	» Kreski	Nie / Tak
	» Podpis	Nie / Tak
	» Wydruk niestandardowy	Nie / Tak
Historia kalibracji	Wyświetla raporty z przeprowadzonych kalibracji zewnętrznych	

Bazy danych

- Towary
- Ważenia
- Klienci
- Receptury
- Raporty receptur
- Raporty Gęstości
- Kontrole
- Średnie tary
- Pipety
- Raporty kalibracji pipet
- Serie
- Warunki środowiskowe
- Opakowania
- Magazyny
- Wydruki
- Zmienne uniwersalne
- Usuń starsze dane
- Eksportuj bazę ważeń do pliku

Komunikacja

Opis	Wartość
COM 1	-
» Prędkość	9600
» Bity Danych	8
» Bity Stopu	1
» Parzystość	Brak
COM 2	-
» Prędkość	9600
» Bity Danych	8
» Bity Stopu	1
» Parzystość	Brak
Ethernet	-
» DHCP	Nie
» Adres IP	192.168.0.2
» Maska podsieci	255.255.255.0
» Brama domyślna	192.168.0.1
Tcp	-
Port	4001

Urządzenia

Opis	Wartość
Komputer	-
» Port	COM 1
» Adres	1
» Transmisja ciągła	Nie / Tak
» Projekt wydruku	Ustawienie
» E2R System	Ustawienie
Drukarka	
» Port	COM 2
» Strona kodowa	1250
» Wydruki	Ustawienie
Czytnik kodów kreskowych	
» Port	Brak / COM 1/ COM 2
» Offset	0
» Długość kodu	0
Czytnik kart transpond.	
Port	Brak / COM 1/ COM 2
Wyświetlacz dodatkowy	
Port	Brak / COM 1-2 / Tcp
Projekt	Ustawienie
Moduł środowiskowy	
Port	Brak / COM 1-2 / Com internal
Adres	3

Wejścia / Wyjścia

Opis	Wartość
Wejścia	
» Wejście 1	Wybór
» Wejście 2	Wybór
» Wejście 3	Wybór
» Wejście 4	Wybór
Wyjścia	
» Wyjście 1	Wybór
» Wyjście 2	Wybór
» Wyjście 3	Wybór
» Wyjście 4	Wybór

Uprawnienia

Opis	Wartość
Użytkownik anonimowy	
» Gość	Wybór
» Użytkownik	Wybór
» Użytk. zaawansowany	Wybór
» Administrator	Wybór
Data i czas	
» Gość	Wybór
» Użytkownik	Wybór
» Użytk. zaawansowany	Wybór
» Administrator	Wybór
Wydruki	
» Gość	Wybór
» Użytkownik	Wybór
» Użytk. zaawansowany	Wybór
» Administrator	Wybór
Bazy danych	
Towary	Wybór: - Gość - użytkownik - Użytk. zaawansowany - Administrator
Klienci	
Receptury	
Opakowania	
Magazyny	
Wydruki	
Usuń starsze dane	

Inne

Opis	Wartość
Język	Wybór
Data i czas	Ustawienie
Beep	Wybór
Kalibracja ekranu dotykowego	Funkcja
Kontrola poziomu	Wybór
Autotest	Wybór

PRODUCENT
WAG ELEKTRONICZNYCH



RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
26 – 600 Radom, ul. Bracka 28

Centrala tel. +48 48 38 48 800, tel./fax. + 48 48 385 00 10

Dział Sprzedaży + 48 48 366 80 06

www.radwag.pl

